

Lumitester Smart et LuciPac A3/Pen



Manuel rapide

Ce manuel rapide est conçu pour que même les utilisateurs débutants puissent comprendre comment utiliser et découvrir la convivialité du Lumitester Smart et du LuciPac A3/Pen. Pour l'utilisation correcte et les précautions des réactifs et du produit, consultez les manuels correspondants. Vous pouvez télécharger le mode d'emploi du produit à partir du lien suivant :

<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>

Kikkoman Biochemifa Company



Une gestion plus intelligente de l'hygiène grâce à l'application

- Connectez-vous à un smartphone ou à une tablette.
- Utilisez l'application dédiée « Lumitester ».
- L'application reflète automatiquement le résultat de l'inspection. Vous pouvez également appréhender facilement les tendances passées.
- Les résultats des tests sont enregistrés dans le stockage sur le cloud et vous pouvez les consulter à partir de différents appareils intelligents.

Contenu du paquet



Comment effectuer un test par écouvillon

- Appuyez sur le bouton d'alimentation du produit et maintenez-le enfoncé pendant un certain temps.
- Lancez l'application, sélectionnez le point de test et commencez la mesure.
- Effectuez le test par écouvillon. (Pour plus de détails sur le « LuciPac A3/Pen », reportez-vous au mode d'emploi).
- Ouvrez le couvercle de la chambre de mesure et placez le « LuciPac A3/Pen » dans la chambre.
- Fermez le couvercle de la chambre de mesure et appuyez sur START. La mesure commence. Le résultat de la mesure s'affiche après le compte à rebours.
- Retirez le « LuciPac A3/Pen » après la mesure. Si vous ne retirez pas le tube du « LuciPac A3/Pen » de la chambre de mesure, l'alarme d'erreur continue de sonner.

Respectez les règlements des autorités locales lorsque vous mettez le « LuciPac A3/Pen » au rebut.

Vérification du résultat grâce à l'application

- Le résultat de la mesure est automatiquement envoyé du produit au smartphone ou à la tablette et est affiché sur le point de test de l'application.
- Si une valeur de référence est fixée au point de test, il est possible de déterminer immédiatement un résultat de réussite ou d'échec.
- Le graphique de tendance est automatiquement affiché sur chaque point de test.
- Vous pouvez consulter le taux de réussite et le graphique de chaque point de test grâce à la fonction d'analyse de l'application.

*Les écrans de l'application sont en cours de développement.

Pour plus de détails sur l'application, reportez-vous à l'Aide intégrée à l'application.

Configuration

Comment insérer des piles et activer/désactiver Bluetooth

Le support des piles et l'interrupteur d'activation/désactivation de Bluetooth sont situés à l'intérieur du couvercle des piles. Le réglage d'usine de l'interrupteur

Pour ouvrir/fermer le couvercle des piles

- Appuyez sur « PUSH » pour déployer le support.
- Appuyez sur la marque du couvercle des piles pour l'ôter.



- Remettez le couvercle des piles en place une fois l'opération terminée.

Mise en place des piles

Insérez deux nouvelles piles alcalines de taille AA ou deux piles nickel-hydrure de taille AA chargées, en faisant attention à la polarité.

Activation/désactivation de Bluetooth

Pour lier l'application à un smartphone et/ou à une tablette, mettez l'interrupteur Bluetooth ON/OFF sur ON.

Le signe « Bluetooth ON » apparaît sur l'écran.



Attention

Les bandes de fréquences radio et les méthodes de communication qui peuvent être utilisées sont définies pour chaque pays. Dans certains pays, l'enregistrement des appareils sans fil peut être obligatoire. Consultez le site Web ci-dessous pour connaître les pays où Bluetooth peut être utilisé. <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart> Dans un pays qui ne figure pas dans la liste ci-dessus, mettez l'interrupteur Bluetooth sur OFF. Bluetooth ne peut pas être utilisé pour se connecter à un PC. Veuillez utiliser le câble USB fourni.

Précautions pour une utilisation sûre et appropriée

- Ce produit est conçu pour le test par écouvillon ATP. N'utilisez pas ce produit pour tout autre usage.

Veuillez lire attentivement pour une utilisation correcte du produit.

Vous devez lire attentivement cette section « Précautions pour une utilisation sûre et appropriée » avant d'utiliser le produit. Les messages de précaution énumérés ici concernent des questions de sécurité importantes ainsi que des défaillances et des dysfonctionnements.

- Attention** Le fait de ne pas manipuler correctement le produit peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Interdit** Indique ce que vous NE devez PAS faire lors de la manipulation du produit.

Attention	
<p>Ne démontez et ne modifiez pas le produit. Cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou une défaillance.</p>	<p>Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.</p>
<p>Ne poussez et ne frottez pas l'écran ni le panneau de commande avec des objets durs ou pointus. Cela pourrait provoquer des blessures ou une défaillance.</p>	<p>N'utilisez pas de piles autres que celles indiquées (piles alcalines de taille AA ou piles nickel-hydrure de taille AA chargées). Cela pourrait provoquer un incendie, des blessures ou une défaillance.</p>
<p>N'appliquez pas de solvant organique pour nettoyer le produit. Cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou une défaillance.</p>	<p>Otez les piles si le produit doit être stocké pendant une période prolongée. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une fuite de liquide et un éclatement.</p>
<p>N'utilisez pas et ne stockez pas le produit dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil, à la possibilité d'être à une température/humidité élevée. Cela pourrait provoquer un incendie ou une défaillance.</p>	<p>Ne placez pas le produit dans des endroits où la température est élevée (près d'un feu, près d'un chauffage ou sous un soleil ardent). Cela pourrait provoquer un incendie, une brûlure ou une défaillance.</p>

Ce manuel rapide décrit la mesure pour la liaison avec le smartphone et/ou la tablette avec le produit. La mesure peut également être effectuée en utilisant uniquement le produit et le « LuciPac A3/Pen ». Pour la mesure en liaison avec un PC ou la mesure en utilisant le produit seul, reportez-vous au mode d'emploi.

Utilisation de l'application (gratuite)

- Téléchargez l'application avec le code QR ou l'URL vers le smartphone ou la tablette. <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>
- Lancez l'application et suivez les instructions à l'écran pour configurer l'application. L'enregistrement initial est nécessaire lors de l'utilisation de l'application pour la première fois. Les utilisateurs enregistrés peuvent se connecter en entrant leur ID et leur mot de passe.
- Ouvrez l'écran de connexion du dispositif intelligent apparaît, mettez le produit sous tension. Si Bluetooth n'est pas activé, réglez-le sur ON dans l'écran de configuration.
- Sélectionnez le numéro de série du produit sur l'écran de l'application. Cela permet la synchronisation automatique de l'heure et de la date, ainsi que l'horodatage des données de mesure.
- Lorsque la connexion est établie, BLE s'affiche sur l'indicateur d'état.
- Lorsque l'écran d'accueil s'affiche, le smartphone/tablette/le produit est prêt l'usage.

Pour plus de détails sur l'application, reportez-vous à l'Aide intégrée à l'application.

Service après-vente

Garantie

La période de garantie du Lumitester Smart est d'un an à compter de la date d'achat. Toutefois, dans les États membres de l'UE ou la directive européenne 1999/44/CE est en vigueur, elle est de deux ans à compter de la date d'achat. Si un dysfonctionnement survient pendant la période de garantie, nous effectuerons une réparation gratuite ou fournissons des pièces de rechange. Toutefois, l'indemnisation est limitée aux dysfonctionnements résultant de défauts dans le matériau de ce produit ou dans sa fabrication. En outre, veuillez noter que les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie, même pendant la période d'indemnisation.

- Lorsqu'il n'y a pas de document ou d'enregistrement qui puisse valider la date d'achat.
- La perte du contenu d'un enregistrement par suite de l'impossibilité d'afficher ou de charger sur un PC les données de la mémoire et les données de réglage, indépendamment de l'existence ou non d'un défaut.
- Toute défaillance ou dommage, ou toute autre perte encourue par le fonctionnement ou l'utilisation du produit de manière contraire à ce qui est décrit dans le mode d'emploi, par négligence lors de l'utilisation, modification ou toute autre remodelage de ce produit, ou en cas d'incidence résultant d'une catastrophe naturelle hors du contrôle de l'Homme.
- La portée de l'indemnisation pour la défaillance de ce produit est limitée à une indemnisation couverte par cette section de garantie et une indemnisation de toute autre perte ou dommage, y compris les pertes ou dommages indirects ou spéciaux, n'est pas incluse dans la portée de l'indemnisation.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration des

Publié par :

Kikkoman Biochemifa Company
2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japon
TEL : +81-3-5521-5481 FAX : +81-3-5521-5489
<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/>