

Fiche Technique

Thermomètre Frigo/Congélateur

Double Sonde

Référence 91000-028/F

Caractéristiques

- t -40+70°C / -40+158°F
- t Résolution : 0.1
- t Précision : ±1°C / ±2°F
- t MAX/MIN - INT/EXT
- t Timer pour le décompte du temps de dépassement
- t Double écran
- t Double alarme programmable (sonore et lumineuse)
- t Double câble : 100 cm
- t Double sonde
- t Aimant
- t 2 piles AAA
- t En blister French Cooking



Ne pas utiliser dans un four ou dans un micro-ondes.
Ne pas laver au lave-vaisselle.
Si l'affichage devient faible, remplacez la pile.



Mode d'emploi

MISE EN SERVICE

Sélectionnez au dos °C ou °F. Fixez le thermomètre à l'extérieur du Frigo/Congélateur. Pressez la ventouse (*) sur une zone propre à l'intérieur du réfrigérateur. Pressez la ventouse (***) sur une zone à l'intérieur du congélateur. L'écran GAUCHE (T1) affiche la température à l'intérieur du frigo, l'écran DROIT (T2) affiche la température du congélateur.

TEMPÉRATURE MAXIMUM/MINIMUM

Appuyez sur [MAX] pour afficher les températures MAX/MIN enregistrées dans le frigo (T1). Appuyez de nouveau sur [MAX] pour afficher les températures MAX/MIN enregistrées dans le congélateur (T2). Appuyez encore sur [MAX] pour revenir à l'écran normal. Appuyez sur [C] pendant l'affichage des températures MAX/MIN pour les réinitialiser.

INDICATEUR DE LA DURÉE DE L'ALARME

Appuyez sur / pour sélectionner l'alarme : visuelle, sonnerie ou les deux. Si la température est au-delà de la plage programmée, les chiffres et le voyant rouge clignotent; la sonnerie est déclenchée (si activée). Appuyez sur une touche pour arrêter la sonnerie, le voyant rouge continue de clignoter jusqu'au retour de la température normale. Après 30 minutes, le thermomètre commence à compter la durée de l'alarme (compris les 30 minutes écoulées) tout cesse de clignoter. Appuyez sur pour sélectionner le chiffre marqué. L'écran GAUCHE affiche la température MAX enregistrée et l'écran DROIT la durée de l'alarme.

REMISE À ZÉRO

Appuyez sur [OFF] pour désactiver la fonction alarme. Appuyez sur pour sélectionner le relevé. Appuyez sur [C] pour effacer le temps de l'alarme.

PROGRAMMATION DES PLAGES DE TEMPÉRATURE

Appuyez sur [SET] pendant 3 sec. La température limite max (HI) du réfrigérateur (T1) clignote. Appuyez sur pour afficher la valeur désirée, appuyez sur [SET] pour confirmer la valeur. La température limite min (Lo) du réfrigérateur clignote, appuyez sur pour afficher la valeur désirée. Appuyez sur [SET] pour confirmer la valeur. La température limite max (HI) du congélateur (T2) clignote. Répétez les actions puis appuyez sur [SET] pour confirmer la valeur et revenir à l'écran normal.

REMARQUE Si le témoin "" s'affiche, remplacez les piles. Si l'une ou l'autre sonde n'est pas utilisée (T1 ou T2), ne pas tenir compte des valeurs affichées.

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com

®
Alla
France