



ROBIN S.A.

3, rue de l'Argelette
Z.I. Angers-Beaucouzé
49070 BEAUCOUZE(France)
Tél : +33.(0)2.41.35.03.03
Fax : +33.(0)2.41.35.03.35

**Bain-marie bouillant
« extrait-sec »
cuve inox
BNA 8 litres utiles**

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- La cuve est en acier inoxydable, l'enveloppe est en acier inoxydable peint Epoxy.
- Le bain est équipé d'un embout laiton pour l'alimentation en eau situé sur le côté et d'une vanne de vidange située à l'arrière du bain.
- Un système de niveau constant déclenche l'ouverture d'une électrovanne pour le remplissage en eau du bain.
- Le chauffage se fait par tapis chauffants extérieurs à la cuve.
- Le tableau de commande comporte :
 - Un interrupteur lumineux vert « marche/arrêt » (I/o)
 - Un témoin lumineux rouge de manque d'eau et de chauffe.

ACCESSOIRES :

- Divers plateaux-couvercles en inox avec petits couvercles d'obturation.

DIMENSIONS :

- Dimensions intérieures de la cuve : 500 x 300 x P.100 mm.
- Dimensions hors tout du bain : 510 x 470 x H.205 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Le bain répond aux normes européennes CEM/BAT
Prise secteur normalisée avec interrupteur et tiroir à 2 fusibles.
Tension d'alimentation : 230V ~ monophasé 50 Hz.
Fusibles : 2 x 8 AT 250V .
Puissance : 1550W.

MISE EN SERVICE ET UTILISATION

Raccordement électrique :

L'alimentation électrique est prévue en 230V~ monophasé 50Hz.
Utiliser un autotransformateur si la tension du secteur est différente.
L'appareil doit être branché dans une prise normalisée 2 pôles + terre par l'intermédiaire du cordon secteur fourni avec l'appareil.

Raccordement en eau :

Raccorder l'appareil à une alimentation en eau à l'aide d'un tuyau souple.

Fonctionnement :

Mettre l'interrupteur sur « marche » (I). Le témoin vert s'allume.
Le témoin rouge de manque d'eau s'allume.
Dès que le niveau d'eau est atteint, le témoin de manque d'eau s'éteint.
Le bain chauffe.
Pour arrêter le bain, mettre l'interrupteur sur « arrêt » (o). Le témoin vert s'éteint.

En cas de dysfonctionnement, l'appareil doit être retourné au constructeur,

Les réparations ne pouvant être effectuées que par une personne qualifiée.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS