


Félicitations pour l'acquisition de votre mini-centrifugeur **Dominique Dutscher** !
Ci-après, nos recommandations d'utilisation :

Mise en fonction

- Après déballage, placer le mini-centrifugeur sur une surface plane et propre.
- Pour l'ouvrir, appuyer fermement sur la languette tout en soulevant le capot.
- Insérer les tubes dans le rotor. Assurez-vous que les tubes soient bien fermés et de même volume. Si nécessaire, ajouter des tubes factices pour équilibrer.
- Pour un fonctionnement sécurisé, les charges doivent être équilibrées. Charger le rotor comme indiqué ci-dessous :

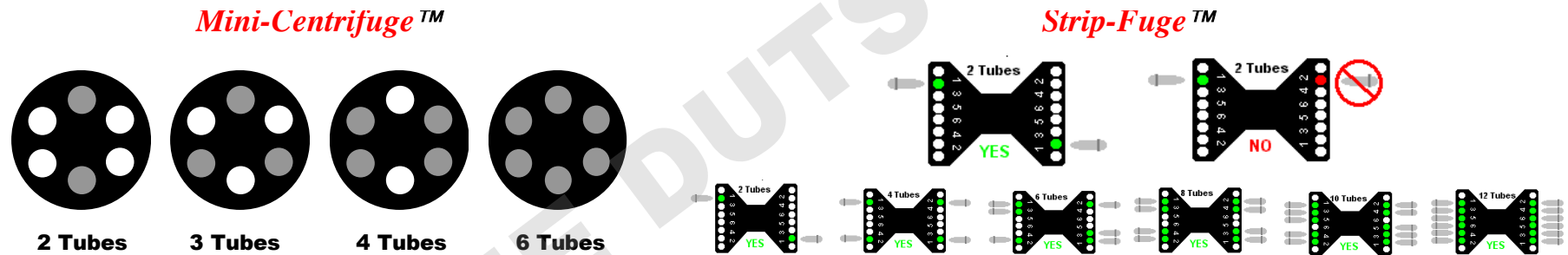

- Fermer le capot et activer l'interrupteur. L'appareil ne se mettra pas en fonctionnement si le capot est ouvert.
- Pour arrêter l'appareil, appuyer sur l'interrupteur. Attendre l'arrêt complet pour ouvrir le capot. Retirer les échantillons.

Changement des rotors

Le mini-centrifugeur est fourni avec 2 rotors interchangeables. Desserer la vis à la base du rotor à l'aide de la clé Allen fournie. Remplacer le rotor en place. Veiller à ce qu'il soit bien droit. Resserrer la vis sans trop forcer pour ne pas endommager le centrifugeur/le rotor.

Recommandations de sécurité

- Ne pas mettre l'appareil dans l'eau.
- Ne pas utiliser l'appareil avec le capot ouvert et ne pas ouvrir le capot avant que le rotor a fini de tourner.
- Ne pas insérer de tubes non standards ou d'objets étrangers.
- Ne pas utiliser de sous-charges inégales. Cela pourrait endommager l'appareil ou blesser l'utilisateur.
- Stocker l'appareil dans un endroit sec, à température ambiante. Garder à l'abri du soleil, de l'humidité et éviter les températures extrêmes pendant des périodes prolongées.

Notre garantie d'1 an vous assure une qualité fiable à un prix imbattable !