

Notice d'emploi : Compteur/Décompteur 437/2E

3 comptes à rebours de 100h
3 mémoires / 3 sonneries de 1 min à la fin du temps
Horloge - Chronomètre 1/100ème sec sur 100h

A- Programmation des 3 comptes à rebours T1-T2 et T3 (3 sonneries différentes)

Sélection par «Clock/Timer»
a- Programmation T1 : Pression pendant 4 sec sur T1 (les chiffres clignotent)
→ programmation des heures/ minutes et secondes par pression sur les touches HR, MIN et SEC
→ mémorisation par pression sur T1 → Départ/arrêt par «Start/Stop» ou T1.
Sonnerie de 1 minute en fin de cycle (le minuteur recompte dans le sens croissant) → arrêt par «Start/Stop» ou T1.
Remise à zéro par «Clear», réaffichage du temps programmé par «Start/Stop»
b- Programmation T2 et T3, même procédure que T1

B- Utilisation des 3 comptes à rebours en même temps (T1-T2-T3)

Pour la programmation suivre les instructions ci-dessus
Départ par «Start/Stop» → arrêt/départ du temps en cours par le comptage dans le sens croissant par T1-T2 et T3
Remise à zéro des compte à rebours par pression sur «Clear»
Réaffichage des temps mémorisés par «Start/Stop»

C- Programmation de l'horloge

Appeler l'affichage par «Clock/Timer»
Programmation : pression pendant 4 sec sur «Clock/Timer», les chiffres clignotent, programmation par HR, MIN et SEC. Nouvelle pression sur «Clock/Timer» pour mémorisation

D- Mode chronomètre

Même affichage que l'horloge : Départ/arrêt par «Start/Stop», remise à zéro par «Clear»

E- Changement de la pile

2 piles LR44, respecter le sens de polarité.

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

Manual instruction : Up/Down timer 437/2E

3 countdowns 100h
3 memories / 3 rings of 1 min at the end of time
Clock – 1/100th sec Stopwatch on 100h

A- Programming 3 timers T1-T2 and T3 (3 different sounds)

Select «Clock/Timer»
a. Programming T1 : Press on for 4 seconds T1 (the digits flash) → program hours / minutes and seconds by pressing the HR, MIN and SEC buttons
→ memory by pressing T1 → Run or pause by pressing «Start/Stop» or T1
Ring 1 minute at the end of cycle (timer recount in ascending order) → Stop by pressing «Start/Stop» button or T1.
Reset by «Clear» button, redisplay time programmed by pressing «Start/Stop» button
b-Programming T2 and T3, same procedure as T1

B- Using 3 countdowns at the same time (T1-T2-T3)

For programming follow the instructions above
Start by «Start/Stop» button → Run or pause time during the count in ascending order by pressing T1, T2 and T3
Reset timers by pressing «Clear» button
Redisplay memorized time by pressing «Start/Stop» button

C- Programming clock

Call display by pressing «Clock/Timer»
Program by pressing for 4 seconds on «Clock/Timer» (the digits flash), program hours / minutes and seconds by pressing the HR, MIN and SEC buttons
Press again on «Clock/Timer» for storage

D- Mode Stopwatch

Same display as the clock : Run or pause by pressing «Start/Stop» button, reset by pressing «Clear» button

E- Replaceable battery

2 x LR44 batteries, observe the correct polarity.

Note : Be careful to remove the material and used batteries in an environmentally suitable location.

Gebrauchsanweisung : Auf/Ab 437/2E

3 Countdowns 100h
3 Speicher / 3 Klingeltöne 1 min am Ende der Zeit
Uhr - Stoppuhr 1/100 sec bis 100 Uhr

A- Programmierung 3 Timer T1-T2 und T3 (3 verschiedene Ringe)

Selection "Uhr / Timer"
a- T1 Programmierung: Druck 4 Sekunden auf T1 (Zahlen blinken) → Programmierung Stunden / Minuten und Sekunden durch Drücken der Tasten HR, MIN und SEC
→ Speicher durch Drücken von T1 → Start/Stop mit "Start/Stop" oder T1.
Ring 1 Minute am Ende des Zyklus (Timer Nachzählung aufsteigend) → mit "Start/Stop" oder T1.
Zurücksetzen von "Clear" neu gezeichnet mit "Start/Stop" programmierten Zeit
b- Programing T2 und T3, T1 gleiche Verfahren

B- Unter Verwendung von 3-Countdowns gleichzeitig (T1, T2, T3)

Um oben zu programmieren folgen Sie den Anweisungen
Beginnend mit "Start/Stop" → Starten / Stoppen der aktuellen Zeit durch Zählen aufsteigend nach T1-T2 und T3
Timer zurücksetzen mit der Taste "Clear"
Erneute mal mit "Start/Stop" gespeichert

C- Programming Uhr

Rufen Sie die Anzeige "Uhr /Timer"
Programmierung: Druck 4 Sekunden auf "Uhr / Timer" blinken, Programmierung HR, MIN und SEC. Durch Drücken von "Uhr / Timer" für die Lagerung

D- Timer-Modus

Gleiche Anzeige wie die Uhr: Start/Stop mit "Start/Stop", um "Clear" zurückgesetzt

E- Batteriewechsel

2 LR44 Batterien auf die richtige Polung.

Hinweis : Achten Sie darauf, Geräte und die Batterien auf umweltgerechte Stelle zu platzieren.

Gebruiksaanwijzing : Omhoog/Omlaag 437/2E

3 countdowns 100h
3 geheugens / 3 ringtones 1 min aan het einde van de tijd
Klok - Stopwatch 1 / 100e sec tot 100u

A- Programmeren 3 timers T1-T2 en T3 (3 verschillende ringen)

Selectie "Klok/Timer"
a- T1 Programmering: Druk gedurende 4 seconden op T1 (cijfers knipperen) → programmering uren / minuten en seconden met de toetsen HR, MIN en SEC
→ geheugen door op T1 → Start/Stop met "Start/Stop" of T1.
Ring 1 minuut aan het einde van de cyclus (timer hertelling in plopende volgorde) → af met "Start/Stop" of T1.
Resetten door "Clear" opnieuw te tekenen tijd geprogrammeerd met "Start/Stop"
b- programmeren T2 en T3, T1 dezelfde procedure

B- Met 3 countdowns tegelijkertijd (T1-T2-T3)

Programmeren boven volg de instructies
Te beginnen met "Start/Stop" → Start/Stop de huidige tijd door het tellen in olopende volgorde door T1-T2 en T3
Reset timers door op "Clear"
Reappearing tijden opgeslagen met "Start/Stop"

C- Programming klok

Bel het scherm "Klok/Timer"
Programmeren: druk gedurende 4 sec op "Klok/Timer" gaan knipperen, programmering HR, MIN en SEC. Als u op "Klok/Timer" voor opslag

D- Timer-modus

Hetzelfde scherm als de klok: Start/Stop met "Start/Stop", resetten door "Clear"

E- De batterij vervangen

2 LR44 batterijen, de juiste polariteit.

Let op: Wees voorzichtig om producten en batterijen te plaatsen op een ecologisch geschikte locatie