

Notice d'emploi réf 2906TM

1. Plage de température

- intérieure : -10° à +50°C
- extérieure : -50° à +70°C

2. Alimentation

- Soulever la béquille et pousser le couvercle
- Mettre en place la pile AA
- En repositionnant le couvercle attention à ne pas endommager le cordon de la sonde

3. Unités : Sélectionner l'unité °C / °F

4. Lecture et utilisation

- 1ère ligne « OUT » : affichage de la température extérieure.
- 2ème ligne « IN » : affichage de la température intérieure.
- Presser MAXI/MINI OUT pour visualiser l'enregistrement maximum puis minimum de la température extérieure
- Presser RESET pour réinitialiser la mémoire d'enregistrement.
- Presser MAXI/MINI IN pour visualiser l'enregistrement maximum puis minimum de la température intérieure
- Presser RESET pour réinitialiser la mémoire d'enregistrement.

NOTE : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

RoHS  