

Notice d'emploi : 053265

A- Caractéristiques

- 2 alarmes 1' / 2 mémoires
- Capacité 24h / sec
- Dépassement de temps
- Horloge / Alarme / Alarme retardée toutes les 5mn (Snooze)
- Boîtier ABS
- Béquille / Pince / Aimant
- Ecran : 45x20mm / Chiffres : 15mm
- Dim : 90x65x20mm / 80g / Pile : LR03

B- Réglage de l'horloge

- Maintenir le bouton CLOCK pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage clignote
- Appuyer sur les boutons HR/MIN/SEC pour régler l'heure. Maintenir pour accélérer (format horaire : AM / PM).
- Appuyer sur le bouton CLOCK pour confirmer le réglage de l'heure.

C- Réglage de l'alarme

- Maintenir le bouton ALARM pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage clignote.
- Appuyer sur les boutons HR/MIN/SEC pour régler l'heure de l'alarme. Maintenir pour accélérer.
- Appuyer sur le bouton ALARM pour confirmer le réglage de l'heure.

D- Réglage des compteurs 1 et 2

- Appuyer sur le bouton TIMER 1 ou TIMER 2 pour régler le compteur 1 ou le compteur 2.
- Appuyer sur le bouton CLEAR pour mettre la valeur affichée à zéro.
- Appuyer sur le bouton START/STOP pour lancer le compteur. Appuyer de nouveau sur « START/STOP » pour l'arrêter.

Note : il est possible de compter sur le TIMER 1 et 2 simultanément et indépendamment.

E- Réglage des décompteurs 1 et 2

- Appuyer sur le bouton TIMER 1 ou TIMER 2 pour réplir le décompteur 1 ou le décompteur 2.
- Appuyer sur le bouton CLEAR pour mettre la valeur affichée à zéro.
- Appuyer sur les boutons HR/MIN/SEC pour régler le temps à décompter. Maintenir pour accélérer.
- Appuyer sur le bouton START/STOP pour lancer le décompteur.
- A l'échéance, l'alarme sonne 1min et le temps de dépassement s'affiche « TIME'S UP » dans le sens croissant jusqu'à un maximum 23:59 99, puis de nouveau à partir de 0:00 00
- Appuyer sur le bouton START/STOP pour arrêter.
- A tout moment, presser « CLOCK » « ALARM » pour revenir aux modes Horloge et Alarme.

Note : il est possible de décompter sur le TIMER 1 et 2 simultanément et indépendamment.

Il est possible de compter sur un TIMER et de décompter sur l'autre.

F- Fonction mémoire

- Appuyer sur le bouton MEMORY pour mémoriser le réglage d'un canal.
- Appuyer sur le bouton TIMER 1 ou sur TIMER 2 puis sur le bouton MEMORY pour rappeler le temps mémorisé.

G- Alarme SNOOZE

- L'alarme dure 1mn si elle n'est pas stoppée par une pression de n'importe quelle touche, puis reprend après 5mn d'arrêt : fonction SNOOZE, « Zz » s'affiche à l'écran.
- Presser « ALM ON/OFF » pour stopper définitivement l'alarme.

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.



053265 count down/up specification

A- CHARACTERISTIC

- 2 alarms 1' / 2 memories
- Capacity 24hr / sec
- Time's up function
- Clock / Alarm / Snoozer function
- Box ABS
- Crutch / Clip / Magnet
- Screen : 45x20mm / Digit : 15mm
- Size : 90x65x20mm / 80g / Battery : LR03

B- CLOCK SET UP

- Press CLOCK key about 3 seconds until screen gleams.
- Press HR/MIN/SEC keys to set time. Leave press to accelerate the set up.
- Press CLOCK key to confirm

C- ALARM SET UP

- Press ALARM key about 3 seconds until screen gleams.
- Press HR/MIN/SEC keys to set time. Leave press to accelerate the set up.
- Press ALARM key to confirm

D- COUNT UP 1 AND 2 SET UP

- Press TIMER 1 or TIMER 2 key to set up count up 1 or 2
- Press CLEAR key to restore.
- Press START/STOP key to start the count up. Press again START/STOP to stop count down

Note : 422CA can count up on TIMER 1 and TIMER 2 simultaneously and independently

E- COUNT DOWN 1 AND 2 SET UP

- Press TIMER 1 or TIMER 2 key to set up count down 1 or 2
- Press CLEAR key to restore.
- Press HR/MIN/SEC keys to set time to count down. Leave press to accelerate the set up.
- Presser START/STOP key to start the count down.
- At count down's end, alarm rings during 1min. Time's up start and display until 23:59 99, then return to 0:00 00
- Press START/STOP key to stop the count down.
- Anytime, press CLOCK or ALARM key to return to CLOCK or ALARM display.

Note : 422CA can count down on TIMER 1 and TIMER 2 simultaneously and independently.

422CA can count up on one TIMER and count down on the other TIMER.

F- MEMORY FUNCTION

- Press MEMORY key to memorize the TIMER's set up.
- Press TIMER 1 or TIMER 2 key, then press MEMORY key to display the memory time.

G- SNOOZER FUNCTION

- Alarm rings during 1mn if it is not stopped by pressing any keys, then rings again after 5mn : SNOOZER function, « Zz » display on screen
- Press ALM ON/OFF key to definitely stop alarm.

Warning : deposit material and worn battery in an ecologically suitable place



Nota de utilização : 053265

A- CARACTERÍSTICA

- Duplo contador / duplo descontador – 2 canais
- 2 alarmes 1' / 2 memórias
- Capacidade 24h / sec
- Superação de tempo
- Relgio / Alarma / Alarma atrasada (Snooze)
- Caixa de ABS
- Muleta / Pinça / Magneto
- Tela : 45x20mm / Número : 15mm
- Dimensão : 90x62x20mm / 80g / Bateria : LR03

B- AJUSTAMENTO DO RELOGÍO

- Apoiar sobre o botão CLOCK durante 3 segundos. La tela cintila.
- Apoiar sobre os botões HR/MIN/SEC para regular la hora. Manter para acelerar.
- Apoiar sobre o botão CLOCK para confirmar.

C- AJUSTAMENTO DE ALARME

- Apoiar sobre o botão ALARM durante 3 segundos. La tela cintila.
- Apoiar sobre os botões HR/MIN/SEC para regular la alarma. Manter para acelerar.
- Apoiar sobre o botão ALARM para confirmar.

D- AJUSTAMENTO DOS CONTADORES 1 E 2

- Apoiar sobre o botão TIMER 1 o TIMER 2 para regular o contador 1 o 2.
- Apoiar sobre o botão CLEAR para efectuar uma diminuição a zero.
- Apoiar sobre o botão START/STOP para começar a contar. Apoiar START/STOP de novo para parar o contagem.

Nota : é possível contar com o contador 1 e 2 seguidamente e independentemente.

E- AJUSTAMENTO DOS DESCONTADORES 1 E 2

- Apoiar sobre o botão TIMER 1 o TIMER 2 para regular o descontador 1 o 2.
- Apoiar sobre o botão CLEAR para efectuar uma diminuição a zero.
- Apoiar sobre os botões HR/MIN/SEC para regular o tempo a deduzir. Manter para acelerar.
- Apoiar sobre o botão START/STOP para começar a deduzir.
- No fim do descontagem, um alarme toca durante um minuto, e superaçõ do tempo se afixa « TIME'S UP » e começa a contar no sentido crescente (Capacidade 23:00 00 e recomeça a 00:00 00)
- Apoiar START/STOP para parar a contar.

Nota : é possível descontar com o contador 1 e 2 seguidamente e independentemente. É possível contar cum o TIMER 1 e descontar cum o TIMER 2

F- FUNÇÃO MEMÓRIA

- Apoiar sobre o botão MEMORY para memorizar o ajustamento do TIMER 1 o 2.
- Apoiar sobre o botão TIMER 1 o 2 e apoiar sobre o botão MEMORY para afixar o tempo memorizado.

G- ALARMA ASTRASADA (Snooze)

- Alarme toca durante um munito se ela não parado e toca de nova após 5 minutos e « Zz » se afixa (Snooze).
- Apoiar sobre o botão ALM ON/OFF para parar alarma definitivamente.

Atenção : depositar o material e as pilhas usados numa lugar ecologicamente adequada.

