

Notice d'emploi - Thermo/hygromètre de poche - Ref 053270B

Caractéristiques

- Température : 0° à +50°C
- Hygrométrie : 20 % à 100 %RH
- Résolution : 0,1°, 0,1 %
- Précision : ± 1°, ± 3 %
- Fonction Maxi / Mini
- Etui de protection
- D : 165x37x18 mm / 55 g
- Pile : CR2032

Fonctionnement

- Appuyer sur On/Off pour mettre sous tension ou éteindre l'appareil.
- L'écran affiche la température et l'hygrométrie ambiante mesuré par le capteur.
- Appuyer sur le bouton °F/°C pour afficher la température en degré Celsius (°C) ou degré Fahrenheit (°F).
- Appuyer sur le bouton MAX/MIN pour afficher successivement les valeurs maximum et minimum mesurées par l'appareil.

Remplacement de la pile

- Lorsque l'affiche est faible, il faut changer la pile.
- Retirer la trappe de pile à l'arrière et insérer une pile lithium neuve CR2032 en veillant à respecter la polarité.

Note : Veillez à déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

