

Notice d'emploi ref 053288

A- MODE D'EMPLOI

a) Sélection des fonctions

- Remise à zéro (effacement de toutes les valeurs) → pression simultanée sur "Start/Stop" et "Flyback-reset" → T1 s'affiche.
- Sélection de l'unité de mesure, sec. ou min. par pression simultanée sur "Set/Digit", "Start/Stop" et "Flyback/Reset" → Min ou Sec s'affiche
- Sélection des modes affichage par pression successive sur "Display/Sélect" → T1... T2...Clock...T1

b) Compteur de temps simultané sur T1 et T2

- Sélection des modes d'affichage du temps (T1) ou (T2) par "Sélect/Display" → départ par "Start/Stop" ; le comptage de T1 et T2 s'effectue et s'affiche. Arrêt par "Start/Stop" → lecture de T1 et remise à zéro par "Flyback/Reset" → affichage de T2 par "Display/Select" ; lecture et remise à zéro par "Flyback/Reset".

c) Comptage de 2 temps par T1 ou T2 indépendamment

Sélection de T1 ou T2 par "Display/Select" → départ/arrêt par Timer 1 ou Timer 2 → remise à zéro de T1 ou T2 par "Flyback/Reset"

OU

Sélection de l'affichage T1, départ par timer 1 ou par timer 2

→ Arrêt de T1 par timer 1 ; lecture et remise à zéro par "Flyback/Reset"

→ Arrêt de T2 par timer 2 ; affichage de T2 par "Display/Select" ; lecture et remise à zéro par "Flyback/Reset"

d) Compte à rebours répétitif de T1 ou T2 avec décompte indépendamment

- Sélection de T1 ou T2 par "Display/Select"
- Sélection des digits à programmer par pression successive sur "Set/Digit", le chiffre clignote → programmation par "Start/Stop" → mémorisation par "Flyback/Reset" → départ par Timer 1 ou Timer 2 → 3 bips sonores, alarme à la fin du temps et le décompte recommence pour un nouveau cycle → arrêt par Timer 1 ou Timer 2 suivant le mode choisi → réaffichage du temps programmé par "Flyback/Reset"

OU

Après programmation, départ/arrêt par "Start/Stop"

→ lecture du temps arrêté (expl T1) → réaffichage du temps mémorisé par "Flyback/Reset"

→ lecture du temps écoulé sur T2 → remise à zéro par "Flyback/Reset".

e) Double compte à rebours répétitif T1 et T2 avec décompte en alternance.

- Remise à zéro par pression simultanée sur "Start/Stop" et "Flyback/Reset" → T1 s'affiche.
- Programmation T1 (voir paragraphe d).

Rappel simple :

Appel des digits (clignotent) à programmer par pression successive sur "Set/Digit" → programmation par "Start/Stop" → mémorisation par "Flyback/Reset"

- Programmation T2 (voir T1)

NOTA : Affichage programme T2 par "Digit/Select", après mémorisation du temps T2, l'affichage affiche le temps T1 → affichage "Auto" par "Set/Digit" T1 → départ par timer 1, décompte et sonnerie à la fin du temps → décompte du timer 2 → sonnerie à la fin du temps etc ... Arrêt par "Start/Stop" → réaffichage du temps par "Flyback/Reset".

OU

→ départ par timer 2 → décompte non visible de T2 ; sonnerie à la fin du temps donnant le départ d'un nouveau décompte cyclique en alternance entre T1 et T2 → arrêt par "Start/Stop" → réaffichage du temps programmé par "Flyback/Reset"

f) Horloge (mise à l'heure)

- Sélection "Clock" par pression successive sur "Display/Select"
- Sélection des digits à programmer (clignotent) par pression successive sur "Set/Digit" → programmation par "Start/Stop" → mémorisation par "Flyback/Reset".

g) Réglage sonnerie

Augmentation ou diminution de la sonnerie par le potentiomètre +/- se trouvant au dos du compteur.

h) Changement de la pile (R6)

- Enlever la trappe de pile et respecter les polarités.

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

