

# Plum BodyNeutrAll



SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL

Douche de corps mobile avec la solution de décontamination hautement efficace pour la peau, les surfaces et les vêtements.

Pour une décontamination rapide et efficace du corps et des surfaces en contact avec des substances dangereuses corrosives et toxiques comme les acides et les bases forts, les oxydants, le formaldéhyde, les phénols, les solvants organiques, l'acide fluorhydrique et les fluorures.

## CARACTERISTIQUES ET POINTS FORTS

- Pour les premiers soins après contact avec des substances dangereuses directement sur le lieu de l'accident
- Effet très rapide
- Manipulation facile
- Pour la décontamination de plusieurs personnes ou de surfaces jusqu'à 50 m<sup>2</sup> - selon la version
- Durée de conservation: min. 3 ans

## PLUM BODYNEUTRALL EST DISPONIBLE EN 3 TAILLES DIFFÉRENTES :

- 5 L - qui convient aux grandes surfaces jusqu'à 50 m<sup>2</sup> et couvre plusieurs personnes
- 600 ml - facile à utiliser sur des surfaces plus petites jusqu'à 6 m<sup>2</sup> ou jusqu'à 3 personnes
- 100 ml - format de poche à emporter avec soi et couvrant environ 1 m<sup>2</sup> ou la longueur d'un bras

## PLUM BODYNEUTRALL DOIT SON EFFICACITÉ, ENTRE AUTRES, AUX SUBSTANCES SUIVANTES :

- L'acide ascorbique pour neutraliser (par une réaction d'oxydoréduction) les substances fortement oxydantes telles que le peroxyde d'hydrogène, le brome élémentaire, la lessive de blanchiment au chlore, l'hypochlorite de calcium, les gaz nitreux, les nitrates et bien d'autres encore.
- Tampon d'acide aminé pour la neutralisation d'acides et des bases tels que l'acide sulfurique, la soude caustique, l'acide nitrique ou l'acide chlorhydrique
- L'acide aminé glycine pour la fixation du formaldéhyde et des phénols
- Chlorure de calcium pour la précipitation du fluorure sous forme de fluorure de calcium insoluble, ce qui permet également d'inactiver l'acide fluorhydrique
- En outre, le polyéthylène glycol et le glycérol comme solubilisant pour les produits chimiques organiques

## AUTORISATION/APPROBATION DE LA SOLUTION DE DÉCONTAMINATION :

- Certification en tant que dispositif médical de classe I. Conformément aux exigences du règlement européen 2017/745
- Officiellement enregistré par l'Office fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux de l'Allemagne sous le numéro DE/CA33/ILM/2020/1. L'enregistrement est valable pour l'ensemble de l'UE et peut être marqué en conséquence avec la marque CE
- Conforme à la norme DIN 14555-12 pour les véhicules marchandises dangereuses et décontamination



Réf.	4735	4736	4737
Contenu	5 L	600 ml	100 ml

Évaluation dermatologique certifiée  
avec le label „très bien“.  
Pas d'incompatibilité toxique - irritant.

info@plum.eu  
+45 6916 9600

plum  
Safety