

QUICK START


Démarrage rapide




Temperature of operation
Température ambiante de fonctionnement

Min +18°C Max +32°C


- Step 1** Allow 200mm minimum space around the unit.
Prévoir 200mm minimum d'espace autour de l'appareil.

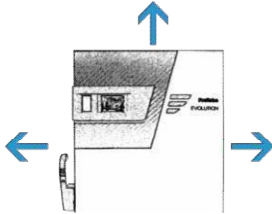

- Step 2** Adjust the levelling feet.
Ajuster les pieds véris.

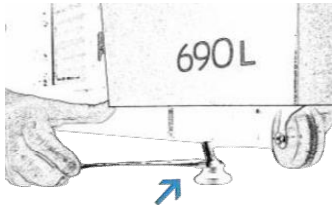

- Step 3** Check the presence of the filter.
Vérifier la présence du filtre.

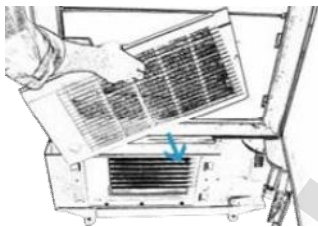

- Step 4** Plug to the electric network.
Brancher l'appareil sur le réseau électrique.

- Step 5** Switch on the 24V located at the bottom right of the front of the freezer.
Brancher le 24V situé sur l'avant, en bas à droite de l'appareil.

- Step 6** Set the working temperature on the regulator using the arrows ΔV keys. The "alarm indicator n°2" lights up until the freezer reaches -60°C (a few hours). At this temperature, the alarm should disappear and the "OK" should lights up.
Régler la température de consigne sur le régulateur à l'aide des touches flèches ΔV . « L'indicateur d'alarme n°2 » va rester allumer jusqu'à la température de -60°C (quelques heures). À cette température, l'alarme disparaît et l'écran affiche « OK ».



Alarms & Indicator reminder *Rappel des voyants et alarmes*



Main power connected
Alimentation principale connectée

1



Set temperature not reached
Température de consigne non atteinte

2



Over pressure CP1
Surpression CP1

3



Battery charge failure
Défaut charge batteries

4



Open door alarm
Alarme porte ouverte

5



Engine failure
Problème machine

6



CO₂ injection in progress
Injection CO₂ en cours

7

In case of any major alarm, check user manual.
En cas d'alarme majeure, référez-vous au manuel.