

NOTICE TECHNIQUE DES TABLIERS

DESCRIPTIF/ DESCRIPTIVE :

Tablier, en coton siliconé, de protection contre les risques de projection de gaz liquéfiés. Pas de contact prolongé avec des gaz liquéfiés.

Protective apron, cotton silicone, against fluid nitrogen splashes. No prolonged contact with liquefied gas.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION / USING INSTRUCTIONS :

Tablier de protection exclusivement contre les risques de projections de gaz liquéfiés (azote). Ce tablier ne protège pas tout le corps. Suivant les utilisations, il peut être nécessaire de la combiner à d'autres équipements tels que vestes, gants ou chaussures.

Protective apron exclusively against fluid splashes (nitrogen). It does not protect the whole body that is why, according to the using conditions, it can be necessary to combine it with other appropriate personal protective equipments such as jacket, gloves or shoes.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN / STORAGE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS :

Conserver dans le conditionnement d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Aucun nettoyage ni entretien n'est préconisé, les niveaux de performances ne sont pas garantis.

Store in original container, away from heat and humidity. No cleaning or maintenance is recommended, the performance levels are not guaranteed.

Distributeur / distributor :

AIR LIQUIDE SA- Division matériel cryogénique
PARC GUSTAVE EIFFEL- 8, avenue Gutenberg, BUSSY-SAINT-GEORGES
77607 MARNE LA VALLEE CEDEX 3- France.
TEL : 01 64 76 15 00

Fabricant / Manufacturer:

ROSTAING
01800 VILLIEU

Ce document est la propriété du groupe Air Liquide DMC et il ne doit pas être communiqué à des tiers
Copie non contrôlée- La seule copie contrôlée est maintenue sur la base de données AL DMC