



Manuel d'instructions des Balances Explorer™



TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION	6
1.1 Description	6
1.2 Caractéristiques	6
1.3 Consignes de sécurité	7
1.4 Utilisation prévue	7
2. INSTALLATION	8
2.1 Déballage	8
2.2 Installation des composants	9
2.2.1 Configuration du terminal	9
2.2.2 Installation de l'anneau éolien et de la plate-forme de pesée sur des modèles semi-micro	9
2.2.3 Installation de la virole et de la plateforme de pesage sur les modèles EX124 ¹ , EX224 ¹ et EX324 ¹	9
2.2.4 Installation de la sous-plateforme et du plateau de pesage sur les modèles EX223 ² , EX423 ² , EX623 et EX1103	9
2.2.5 Installation du plateau plateforme de pesage sur les modèles EX12001, EX24001 et EX35001	10
2.2.6 Installation du verre du pare-vent et des portes sur les modèles avec pare-vent	11
2.2.7 Installation de l'étagère en verre sur les modèles semi-micro	12
2.2.8 Installation du plateau de pesage et du pare-vent - Modèles sans pare-vent	12
2.3 Sélection de l'emplacement	12
2.4 Mise à niveau de l'équipement	13
2.5 Connexion de l'alimentation	13
2.5.1 Modèles avec Adaptateur CA	13
2.5.2 Modèles avec cordon d'alimentation CA	13
2.5.3 Puissance sur le bouton sur EX12001, EX24001 et EX35001	14
2.6 Connexion de l'interface	14
2.7 Réglage de l'angle de visualisation du terminal	14
2.8 Fonctionnement du Terminal à distance	14
2.8.1 Séparation du terminal de la base de pesage	15
2.8.2 Montage du terminal	15
2.9 Étalonnage initial	15
3. FONCTIONNEMENT	16
3.1 Aperçu général de l'affichage et de l'écran d'accueil	16
3.2 Fonctions principales et Menu principal	16
3.3 Vue d'ensemble des pièces et des caractéristiques	17
3.4 Vue d'ensemble des pièces et des caractéristiques - Modèles avec pare-vent	18
3.5 Vue d'ensemble des pièces et des caractéristiques - Modèles sans Pare-vent	19
3.6 Vue d'ensemble des pièces et des caractéristiques – EX12001, EX24001 and EX35001	20
3.7 Vue d'ensemble des pièces et des caractéristiques – Terminal	21
3.8 Fonctions et leurs icônes	22
3.8.1 Veille I	22
3.8.2 Impression des données	22
3.8.3 Opération Zéro	22
3.8.4 État du capteur sans toucher	22
3.8.5 AutoCal™	22
3.8.6 Menu I	22
3.8.7 Plus	22
3.8.8 Assistance niveau	23
3.8.9 Graduations	23
3.8.10 Routine Test (Test de routine)	23
3.8.11 Applications	23
3.8.12 Tarage d'un récipient	23
3.8.13 Unités de pesée	23
3.8.14 Purificateur d'air (seulement pour EX225D/AD et EX225/AD)	23
3.8.15 Tare prédéfinie	23
3.8.16 Test d'étalonnage	23
3.8.17 Calculateur	23
3.8.18 Chronomètre	23
3.8.19 Déconnexion	24
3.9 PURIFICATEUR D'AIR (EX225D/AD ET EX225/AD SEULEMENT) ET PLATE-FORME EN VERRE	24