

## Notice d'emploi chronomètres mécaniques

**Chronomètres 3 Fonctions : réf 095308 - 095311**

**Chronomètres 2 Fonctions : réf 095310 - 095312 - 095315 - 095309**

### Fonctionnement :

- Remonter le mouvement du chronomètre en tournant la couronne
- Chronomètres 3 fonctions : Départ / arrêt / remise à zéro par la couronne
- Chronomètres 2 fonctions : Départ / arrêt / remise en marche par la couronne.  
Remise à zéro par le poussoir latéral

### Lecture du cadran :

- 1/5 sec : 1 min / tour
- 1/10 sec : 30sec. / tour
- 1/100 min (décimal) : 1 min / tour (la minute est divisée en 100 parties)
- 1/10 000 h : 36sec / tour

Le petit cadran intérieur indique le temps totalisé en minute (sauf 208H en 1/100 h).

DOMINIQUE DUTSCHER SAS