

Notice d'emploi 095364

Caractéristiques

- 4 timers T1-T2-T3-T4 avec 4 mémoires (sonnerie de 1')
- Compteur de temps jusqu'à 99h59'59"
- Horloge / Alarme (réveil)

Avant la programmation :

Enlever l'isolant se trouvant souvent sous le négatif (-) de la pile.

A – Compte à rebours

- Presser T1
- Presser Hr-Min-Sec/Snz pour enregistrer le temps désiré
- Départ / Arrêt par Start/Stop
- Sonnerie à la fin du temps et le compteur compte dans le sens croissant (appelé temps de dépassement)
- Arrêt de l'alarme par pression sur différents poussoirs
- Pression sur Start/Stop, réaffichage du temps programmé → Rémise à zéro par CLR/ALM
- Même procédure pour T2, T3 et T4.


B – Compteur de temps

- Presser T1
- Départ / Arrêt par Start/Stop → Rémise à zéro par CLR/ALM
- Même procédure pour T2, T3 et T4.

C – Horloge

- Presser CLOCK
- Presser CLOCK pendant 3 sec → les chiffres clignotent.
- Presser Hr-Min pour programmation de l'heure et Sec/Snz pour remise à zéro des sec.
- Pression sur CLOCK pour mémorisation de l'heure, les chiffres ne clignotent plus.

D – Alarme (réveil)

- Presser CLR/ALM
- Presser pendant 3 sec CLR/ALM → les chiffres clignotent.
- Presser Hr-Min pour programmation de l'alarme.
- Pression successive sur Sec/SNZ pour afficher  → Snz
- Pression sur CLOCK pour affichage de l'heure normale.

E – Piles (G13)

- Ouvrir la trappe de pile avec une pièce
- Respecter la polarité en mettant la pile

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

