

Notice d'emploi 095373

CARACTERISTIQUES DU MINUTEUR

1. Affichage (LCD)
2. Programmation des minutes par "Min" et des secondes par "Sec"
3. Capacité 99 min 59 sec.
4. Compte et décompte par pas de 1 sec.
5. La sonnerie se déclenche lorsque le minuteur arrive à zero.
6. Fonction de rappel de mémoire du minuteur.
7. Boutons de réglage différents pour les min et les sec.
8. Aimant de fixation

REGLAGE

1. Pressez les boutons MIN et SEC en même temps pour remettre le compteur à zéro.
2. Pressez le bouton MIN et SEC jusqu'au temps souhaité.

MINUTEUR ARRET/MARCHE

1. Start/ stop pour départ et arrêt du temps programmé
2. Arrêt intermédiaire par start/stop, pression à nouveau pour continuer le comptage.

SONNERIE DU MINUTEUR

1. Quand le minuteur arrive à la fin de temps programmé, une sonnerie retentit pendant 30 sec.
2. Arrêt de la sonnerie par Start/stop

START / STOP - RAPPEL MEMOIRE DU MINUTEUR

1. Pression sur Start/stop une fois pour rappel du dernier temps programmé.
2. Pression sur start/stop pour débiter le comptage.

REPLACEMENT DES PILES

Utilisez une pièce de monnaie pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles

Retirez la pile usagée et remplacez la par une nouvelle pile bouton 1.5V A 76 en respectant le sens de polarité

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

