

**Notice d'emploi - Ref 095377B - Thermomètre intérieur/extérieur**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

- Mesure de -50 à +70°C
- Précision : ±1°C
- Fonction Maxi/Mini
- Sonde Ø 5mm / Câble 3m
- A suspendre / Béquille / Aimant
- Pile : 357

**FONCTIONNEMENT:**

1. Appuyer sur (I) pour mettre en marche ou éteindre le thermomètre
2. Lire la température intérieure IN et température extérieure OUT (mesurée par la sonde filaire)
3. Appuyer sur °F/°C pour choisir l'unité de température.
4. Appuyer sur (MEM) pour afficher les températures maximum et minimum mesurées.
5. Appuyer et maintenir 3 secondes (MEM) pour initialiser les valeurs maximum et minimum.

**CHANGEMENT DE PILE**

- Lorsque l'affichage devient faible, il est nécessaire de changer la pile.
- Soulever la béquille, dévisser la trappe de pile et insérer une pile neuve 357 en veillant à respecter la polarité.

*Note : Veiller à déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.*

