

Notice d'emploi - Ref 095394

Caractéristiques

- 2 Mémoires temps "au tour" (LAP)
- 2 Mémoires temps "intermédiaires" (SPLIT)
- Chronomètre au 1/100 sec. jusqu'à 10h
- Compte à rebours
- Water resistant

Temps Intermédiaire : Temps écoulé depuis le départ jusqu'à un instant t.
Temps au tour : intervalle temps écoulé entre 2 instants t

Affichage

- A: SPLIT/RESET
B: MODE
C: START/STOP



Mode Temps Intermédiaires



Mode Temps au tour



Mode Compte à rebours




Comment utiliser le chronomètre

Appuyer sur le bouton B pour entrer en mode Split


1. Mesure d'un seul événement
Appuyer sur les boutons dans l'ordre suivant :
C > C > A



2. Mesure d'un temps intermédiaire
Appuyer sur les boutons dans l'ordre suivant :
C > A > A > C > A

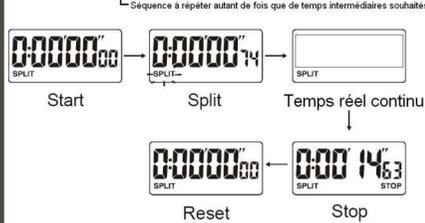

3. Mesure de 2 temps intermédiaires
Appuyer sur les boutons dans l'ordre suivant :
C > A > C > A > A

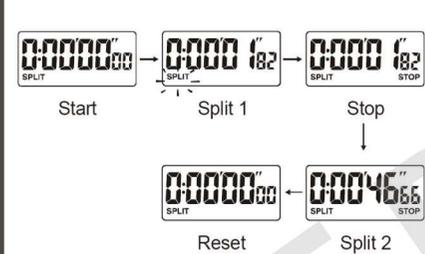


Appuyer sur le bouton B pour entrer en mode Split


1. Mesure d'un seul événement
Appuyer sur les boutons dans l'ordre suivant :
C > C > A



2. Mesure d'un temps au tour
Appuyer sur les boutons dans l'ordre suivant :
C > A > A > C > A

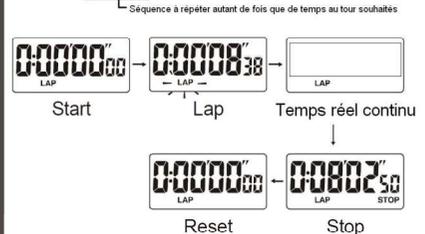


3. Mesure de 2 temps au tour
Appuyer sur les boutons dans l'ordre suivant :
C > A > C > A > A

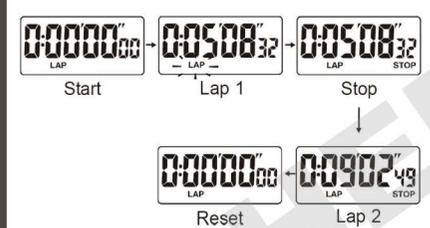

Réglage du compte à rebours

1. Appuyer sur le bouton B pour entrer en mode Compte à rebours
2. Appuyer sur le bouton B pendant 2 secondes jusqu'à ce que le chiffre des heures clignote. Puis appuyer sur le bouton C pour régler la valeur.
3. Appuyer sur le bouton A pour sélectionner le chiffre des minutes. Appuyer sur le bouton C pour régler la valeur.
4. Appuyer sur le bouton A pour sélectionner le chiffre des secondes. Appuyer sur le bouton C pour régler la valeur.

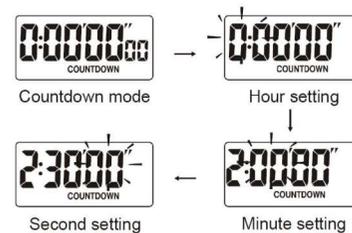

5. Pour sortir du mode réglage, appuyer sur le bouton B

Note:

1. Le compte à rebours est réglable à la seconde pour une durée maximum de 9 heures 59 minutes 59 secondes
2. Lorsque le compte à rebours atteint 0, il y a 2 bips d'alarme si le temps réglé est inférieure à 30 sec ou 5 bips dans les 5 dernières sec. si le temps réglé est supérieure à 30 sec.
3. Lorsque le compte à rebours atteint 0, l'appareil compte le dépassement du temps au-delà le temps réglé.

Comment utiliser le compte à rebours

1. Régler le compte à rebours comme décrit précédemment
2. Appuyer sur le bouton C pour démarrer le compte à rebours
3. Appuyer sur le bouton C pour arrêter le compte à rebours
4. Lorsque le compte à rebours est à l'arrêt, appuyer sur le bouton A pour revenir à la valeur réglée.



Changement de pile

Dévisser les vis à l'arrière du chronomètre et insérer une pile LR44 en veillant à respecter la polarité.

Note:

Attention de déposer matériel et piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

