

Notice d'emploi Réf 095409B

- Allumer l'appareil par ON/OFF.
- Presser MAX/MIN pour afficher les températures maximum et minimum. L'appareil revient à la valeur courante automatiquement.
- Presser et maintenir LOW ou HI pour régler les seuils d'alarme haut et bas. Confirmer en appuyant de nouveau sur LOW ou HI. L'appareil revient à la valeur courante automatiquement. Une alarme de 4 bips/min retentit lorsque les températures de seuil sont atteintes.
- Presser F/C ou ON/OFF pour supprimer les alarmes

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.



DOMINIQUE DUTSCHER S.R.L.