

## Notice d'emploi 098403

### LAMPE LOUPE

Avant la mise en service du produit, veuillez lire l'intégralité du présent mode d'emploi, il contient des consignes importantes pour le bon fonctionnement de l'appareil. Tout dommage résultant d'un non-respect du présent mode d'emploi entraîne l'annulation de la garantie ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs !

#### • Caractéristiques

Lentille biconvexe Ø125 mm  
Grossissement : 2,25 x (ou 5 dioptries)  
2 bras articulés 40 cm / Longueur totale 85 cm  
Fixation étau sur table  
Dim : 240x60 mm / 3 kg  
Alim : 220 VAC / Circline 22W (095382) - 60 LEDs 4W (098403)

#### • Consignes de sécurité

Garder hors de la portée des enfants  
Utiliser cet appareil uniquement à l'intérieur.  
Protéger de la pluie, de l'humidité et des projections d'eau.  
Protéger contre la poussière.  
Protéger contre les rayons du soleil et contre la chaleur extrême.  
Protéger contre les chocs.

#### • Avertissements

1. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ou toute autre personne qualifiée.
2. Ne pas utiliser la lampe si la plaque de protection est fissurée ou cassée. Déconnecter immédiatement l'appareil du réseau électrique. La plaque de protection n'est pas remplaçable.
3. Ne pas utiliser la lampe si le diffuseur en plastic est endommagé, déconnecter immédiatement la lampe du réseau électrique. Le diffuseur n'est pas remplaçable. Ne pas utiliser la lampe si le diffuseur en plastic est fissuré ou cassé.

#### • Garantie

Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité.  
Les dommages occasionnés par des modifications par le client ne tombent pas sous la garantie.  
N'utiliser qu'à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie.  
La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette notice et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.


#### • Montage

Se référer aux illustrations suivantes

1. Déballez la lampe
2. Attachez l'étrier de fixation [1] sur une surface stable et résistante
3. Mettez la tige [2] dans l'étrier [1].
4. Branchez la prise.
5. Allumez la lampe avec l'interrupteur [3].

#### • Maintenance (lampe loupe circline néon uniquement)

1. Débranchez l'appareil et laissez refroidir la lampe avant de la remplacer.
2. L'ampoule [4] se trouve derrière un diffuseur en plastic [5]. Dévissez les vis du diffuseur et enlevez-le.
3. Oter l'ampoule hors d'usage des agrafes.
4. Connectez une nouvelle ampoule en respectant les caractéristiques de celle-ci (dimensions, tension d'alimentation)
5. Fixez les agrafes métalliques.
5. Remettez le diffuseur et fixez les vis.

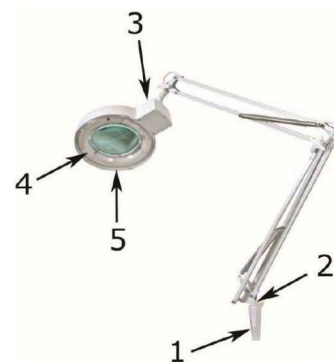

Ce produit est conforme aux directives de mise sur le marché français et Européen. Attention : déposer le matériel usagé dans un endroit écologiquement approprié.

