

## Thermometre Digital de Poche Pocket Digital Thermometer

**BUTTON FUNCTIONS : Not to use inside the oven**

**FUNKTIONSTASTEN : Nicht im ofen messen**

**FONCTION DES TOUCHES : Ne pas utiliser à l'intérieur du four**

**FUNCIONES DE LOS BOTONES : No mede en el horno**

### ENGLISH

#### SPECIFICATIONS:

•Accuracy :  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  /  $\pm 2^{\circ}\text{F}$  between  $-22$   $+302^{\circ}\text{F}$  /  $-30$   $+150^{\circ}\text{C}$

otherwise  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  /  $\pm 4^{\circ}\text{F}$

•Battery : 1.5 Volt x1

•Automatic power off after 1 hour

#### OPERATION:

1. Press (ON/OFF) to switch ON.
2. Probe into test substance = 50mm (2").
3. Press (Max/Min) to visualize max/min temperature.
4. Press (ON/OFF) again to switch OFF.

### DEUTSCH

#### TECHNISCHE DATEN:

•Genauigkeit :  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  /  $\pm 2^{\circ}\text{F}$  zwischen  $-22$   $+302^{\circ}\text{F}$  /  $-30$   $+150^{\circ}\text{C}$

sonst  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  /  $\pm 4^{\circ}\text{F}$

•Batterie : 1.5 Volt x1

•Automatische abschaltung nach 1 stunde

#### BETRIEB:

1. Betätigen Sie (ON/OFF), um das Gerät einzuschalten.
2. Führen Sie die Sonde in die zu messende Substanz ein = 50mm (2 Zoll).
3. Betätigen Sie (Max/Min) um den gemessenen max/min.
4. Betätigen Sie ON/OFF nochmals, um das Gerät auszuschalten.

### ESPAÑOL

#### ESPECIFICACIONES:

•Exactitud :  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  /  $\pm 2^{\circ}\text{F}$  entre  $-22$   $+302^{\circ}\text{F}$  /  $-30$   $+150^{\circ}\text{C}$

de otra manera  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  /  $\pm 4^{\circ}\text{F}$

•Pilas : 1.5 Volt x1

•Desconexión automática tras 1 hora

#### FUNCIONAMIENTO:

1. Presione (ON/OFF) para encender.
2. Coloque dentro de la sustancia de prueba = 50mm(2").
3. Presione (Max/Min) para mantener la lectura Max/Min.
4. Presione (ON/OFF) nuevamente para apagar.

### FRANÇAIS

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

•Précision :  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  /  $\pm 2^{\circ}\text{F}$  entre  $-22$   $+302^{\circ}\text{F}$  /  $-30$   $+150^{\circ}\text{C}$

sinon  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  /  $\pm 4^{\circ}\text{F}$

•Pile: 1 pile de 1.5 Volt

•Arrêt Automatique 1 heure plus tard.

#### FONCTIONNEMENT:

1. Appuyer sur (ON/OFF) pour le mettre en marche.
2. Engager le thermomètre dans l'endroit à sonder = 50mm (2").
3. Appuyer sur (Max/Min) pour afficher la température Max/Min
4. Réappuyer sur (ON/OFF) pour arrêter lethermomètre.