

**Notice d'emploi - Ref 098472 - 2 Compteurs et/ou décompteurs digitaux**

**Caractéristiques :**

- Grand écran LCD
- 2 Compteurs et/ou décompteurs
- Capacité : 99heures59min59secondes
- Led clignotante rouge ou verte selon l'état
- Mémoires du temps programmé
- Alarme sonore forte / faible / Off

**Fonctionnement :**

**a) Comptage**

- Appuyer sur T1 ou T2 pour sélectionner le canal pour compter.
- Appuyer sur S/S pour commencer à compter. L'écran affiche ▲ et commence à compter
- Appuyer sur S/S pour arrêter le comptage. Appuyer de nouveau sur S/S pour relancer le comptage.
- Appuyer sur HR et MIN en même temps pour remettre à zéro le comptage.

**b) Décomptage**

*Décompte simple*

- Appuyer sur T1 ou T2 pour sélectionner le canal à décompter
- Appuyer sur HR pour régler les heures, sur MIN pour régler les minutes et sur SEC pour régler les secondes
- Appuyer pour S/S pour démarrer le décompte. L'écran affiche ▼ et commence à décompter. Le voyant clignote en vert pendant le décompte. L'alarme retentit et le voyant clignote en rouge à échéance pendant 1 minute. Appuyer sur S/S pour arrêter le décompte.
- Appuyer sur HR et MIN en même temps pour remettre à zéro la valeur de décompte.

*Décompte avec mémoire*

- Appuyer sur T1 ou T2 pour sélectionner le canal à décompter
- Appuyer et maintenir le bouton M pour régler un temps en mémoire. Les chiffres des minutes et secondes clignotent.
- Appuyer sur HR pour régler les heures, sur MIN pour régler les minutes et sur SEC pour régler les secondes. Appuyer de nouveau sur M pour confirmer le réglage. Les chiffres ne clignotent plus.
- Appuyer pour S/S pour démarrer le décompte. L'écran affiche ▼ et commence à décompter. Le voyant clignote en vert pendant le décompte. L'alarme retentit et le voyant clignote en rouge à échéance pendant 1 minute. Appuyer sur S/S pour arrêter le décompte. L'écran affiche de nouveau le temps mémorisée sur cette mémoire.
- Appuyer sur HR et MIN en même temps pour remettre à zéro la valeur de décompte.

*Note : vous pouvez basculer d'un canal à l'autre en appuyant sur T1 ou T2, même pendant le fonctionnement.*

**c) Sonnerie**

- Sélectionner la force de la sonnerie à l'aide du bouton latéral droit : forte (hi), faible (lo) ou désactivée (mute)

**d) Changement de pile**

- Lorsque l'écran ou l'alarme faiblit en intensité, il faut remplacer les piles.
- Retirer la trappe de pile arrière et insérer de piles neuves de type AAA

*Note : Veillez à déposer le matériel et piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.*

