

NOTICE D'EMPLOI - REF 098473 - COMPTEUR/DECOMPTEUR DIGITAL

Caractéristiques :

-Grand écran LCD
-Compteur et décompteur

-Capacité : 99min59secondes
-Led clignotante rouge ou verte selon l'état

-3 mémoires M1, M2 ou M3
-Alarme sonore forte / faible / Off

Fonctionnement :

a) Comptage

-Appuyer sur S/S pour commencer à compter. L'écran affiche ▲ et commence à compter
-Appuyer sur S/S pour arrêter le comptage. Appuyer de nouveau sur S/S pour relancer le comptage.
-Appuyer sur MIN et SEC en même temps pour remettre à zéro le comptage.

b) Décomptage

Décompte simple

-Appuyer sur MIN pour régler les minutes et sur SEC pour régler les secondes
-Appuyer pour S/S pour démarrer le décompte. L'écran affiche ▼ et commence à décompter. Le voyant clignote en vert pendant le décompte. L'alarme retentit et le voyant clignote en rouge à échéance pendant 1 minute. Appuyer sur S/S pour arrêter le décompte.
-Appuyer sur MIN et SEC en même temps pour remettre à zéro la valeur de décompte.

Décompte avec mémoire

-Appuyer et maintenir le bouton M1, M2 ou M3 pour sélectionner et régler une mémoire. Les chiffres des minutes et secondes clignotent.
-Appuyer sur MIN pour régler les minutes et sur SEC pour régler les secondes. Appuyer de nouveau sur M1, M2 ou M3 pour confirmer le réglage. Les chiffres ne clignotent plus.
-Appuyer pour S/S pour démarrer le décompte. L'écran affiche ▼ et commence à décompter. Le voyant clignote en vert pendant le décompte. L'alarme retentit et le voyant clignote en rouge à échéance pendant 1 minute. Appuyer sur S/S pour arrêter le décompte. L'écran affiche de nouveau le temps mémorisée sur cette mémoire.
-Appuyer sur MIN et SEC en même temps pour remettre à zéro la valeur de décompte.

c) Sonnerie

-Sélectionner la force de la sonnerie à l'aide du bouton latéral droit : forte (hi), faible (lo) ou désactivée (mute)

d) Changement de pile

-Lorsque l'écran ou l'alarme faiblit en intensité, il faut remplacer les piles.
-Retirer la trappe de pile arrière et insérer de piles neuves de type AAA

Note : Veillez à déposer le matériel et piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.



DOMINIQUE DUTSCHER SAS