

Notice d'emploi – Réf 098483 - Thermomètre digital PT100

Spécifications

- Température : -200,00° à +850,00°C
- Préc. : $\pm 0,1^\circ\text{C}$ (18 à 28°C) sinon $\pm 0,3^\circ\text{C}$
- Fonction Maxi / Mini / Hold
- 10 mémoires / Auto ON-OFF
- Alarme T° Haute et Basse
- Minuterie H : Mn: Sec
- Étanche IP65
- Sonde Pt100 : $\varnothing 3,2 \times 110$ mm / Câble : 1,30 m
- Ecran rétro-éclairé 51x32mm
- Livré avec certificat usine de calibration
- D : 172x77x46 mm / 280 g
- Piles : 4xAAA

Caractéristiques

- **ON/OFF** : Allumer/Éteindre l'appareil
- **H/T** : Fonction "HOLD", pour figer la mesure sur l'affichage ("Hold" clignote sur l'écran).
- **°C/°F** : choix de l'unité de température
- **MAXI/MINI** : lecture de la température maximum et minimum mesurée ("maxi" et "mini" s'affichent à l'écran)
- **REGLAGE ALARME** :

Haute :

- *Appuyer sur HI AL pour sélectionner le mode Alarme Haut puis appuyer sur SET/TMR pour commencer le réglage.
- *Appuyer sur HI AL (+) ou LO AL (-) pour régler la valeur des deux premiers chiffres et confirmer en appuyant sur SET/TMR
- *Appuyer sur HI AL (+) ou LO AL (-) pour régler la valeur des derniers premiers chiffres et confirmer avec SET/TMR.

Basse :

- *Appuyer sur LO AL pour sélectionner le mode Alarme Basse puis appuyer sur SET/TMR pour commencer le réglage.
- *Appuyer sur HI AL (+) ou LO AL (-) pour régler la valeur des deux premiers chiffres et confirmer en appuyant sur SET/TMR
- *Appuyer sur HI AL (+) ou LO AL (-) pour régler la valeur des derniers premiers chiffres et confirmer avec SET/TMR.

Lorsqu'une des températures seuils est atteintes, l'appareil sonne 5 fois et le symbole HI ou LO clignote. Appuyer sur n'importe quel bouton pour stopper la sonnerie

Pour désactiver une alarme, appuyer sur HI AL ou LO AL puis appuyer sur CLR.

- **MEM** : mémorisation d'une mesure après l'avoir "figée" (voir fonction HOLD). Jusqu'à 10 mémoires maximum.
- **REC** : rappel des mesures mémorisées. Appuyer pendant 3 secondes pour effacer toutes les valeurs mémorisées.
- **BACK LIGHT** : Allumer/Éteindre le rétro-éclairage.
- **MINUTERIE** :

*Appuyer et maintenir SET/TMR. "AL" et ")))" s'affiche à l'écran. La minuterie affiche 0:00:00. Appuyer sur SET/TMR pour commencer le réglage.

*Appuyer sur HI AL (+) ou LO AL (-) pour régler la valeur des heures et confirmer en appuyant sur SET/TMR.

*Appuyer sur HI AL (+) ou LO AL (-) pour régler la valeur des minutes et confirmer en appuyant sur SET/TMR.

Lorsque la minuterie est à échéance, l'appareil sonne pendant 1 minute. Appuyer sur n'importe quel bouton pour stopper la sonnerie.

Pour désactiver la minuterie, appuyer sur SET/TMR puis appuyer sur CLR.

EXTINCTION AUTOMATIQUE : l'appareil s'éteint automatiquement au bout d'une heure d'inactivité afin de conserver les piles.

Pour désactiver cette fonction, à l'allumage de l'appareil, appuyer simultanément sur ON/OFF et CLR (4 bips retentissent).

L'extinction automatique sera de nouveau active au prochain allumage de l'appareil.

CHANGEMENT DE PILES :

Lorsque le symbole de batterie faible apparaît, il faut changer les piles.

Dévisser le couvercle arrière et insérer 4 piles AAA en veillant à respecter la polarité.

Note : Veiller à déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.