

Notice d'emploi - Loupe éclairante sur pied et à main - Ref 098486

Caractéristiques :

- Double foyer 2,5x Diamètre 90mm + 8x Diamètre 25mm
- Lentille aplanétique (sans déformation de l'image)
- Lentille achromatique (sans irisation)
- Éclairage 10 Leds blanches (durée de vie 60 000h en conditions normales)
- A main ou à poser avec pied amovible
- Double alimentation : sur pile ou sur secteur
- D : 290x100x25mm / 260g
- Piles : 2xAA (non incl.)
- AI : 230VAC/4,8VDC (adaptateur incl.)

Fonctionnement :

- Utiliser la loupe en manuel ou posé en dépliant le pied et la tête articulée selon la position souhaitée pour votre observation
 - Pour éclairer votre zone d'observation, la loupe est équipée de 10 leds blanches. Pour les faire fonctionner :
 - * insérer 2 piles AA dans la trappe de pile située dans le manche (8h d'autonomie en marche continue)
 - ou
 - * brancher l'adaptateur secteur sur la face latéral du manche (60 000h de durée de vie en conditions normales)
- puis appuyer sur l'interrupteur situé sur le manche pour allumer ou éteindre l'éclairage.
- Nb : en utilisation avec l'adaptateur secteur, l'alimentation par les piles est automatiquement désactivée.
- Veiller à débrancher l'adaptateur secteur à la fin de votre utilisation.

Nb : veillez à déposer les piles et matériel usagés dans un endroit écologiquement approprié.

