

## Notice d'emploi – Ref 253054 – Télécommande infra-rouge pour chronomètre

Chaque compteur (chronomètre) fonctionne avec une télécommande.

Pour synchroniser avec une télécommande : e mettre en face du compteur (chronomètre) et tenir appuyé le bouton ON-OFF (PLAY 20vV-30V : EXCHANGE) de la télécommande jusqu'à ce que le compteur (chronomètre) clignote 6 fois au moins. Cette opération peut prendre 20 secondes.

Pendant la synchronisation, s'il y d'autres compteur (chronomètre) dans l'environnement proche, il faut empêcher la réception de la télécommande par ces autres appareils.

Alimentation : Pile 9V

Autonomie : 140 000 opération env.

Portée : 25m



DOMINIQUE DUTSCHER SAS