

IKA® Loopster digital



IKA® Loopster basic



Indicaciones de seguridad	ES	35
Veiligheidsinstructies	NL	35
Norme di sicurezza	IT	36
Säkerhetsanvisningar	SV	37
Sikkerhedshenvisninger	DA	38
Sikkerhedsanvisninger	NO	38
Turvallisuusohjeet	FI	39
Normas de segurança	PT	40
Υποδείξεις ασφαλείας	EL	41



Betriebsanleitung	DE	3
Operating instructions	EN	11
Mode d'emploi	FR	19
Инструкция по эксплуатации	RU	27

Wskazówki bezpieczeństwa	PL	41
Bezpečnostní upozornění	CS	42
Biztonsági utasítások	HU	43
Varnostna navodila	SL	44
Bezpečnostné pokyny	SK	44
Ohutusjuhised	ET	45
Drošības Norādes	LV	46
Saugos Reikalavimai	LT	47
Инструкции за безопасност	BG	47
Indicații de siguranță	RO	48

IKA® Loopster basic



IKA® Loopster digital

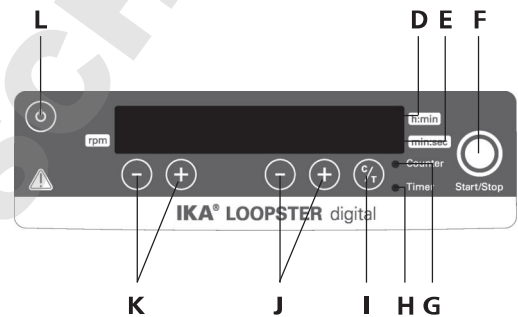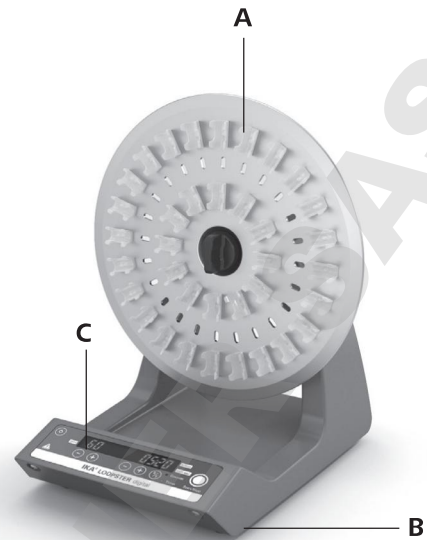

Pos. Bezeichnung

A	Drehscheibe
B	Gerätefuß
C	LED Display
D	LED Timer h:min
E	LED Timer min:sec
F	Taste Start/Stop
G	LED Counter
H	LED Timer
I	Taste Timer
J	Tasten Einstellung Timer
K	Tasten Einstellung Drehzahl
L	Taste Power
M	LED Power (<i>nur basic</i>)
N	Anschluss Steckernetzteil

Item Designation

A	Turntable
B	Device base
C	Display LED
D	Timer h:min LED
E	Timer min:sec LED
F	Start/Stop button
G	Counter LED
H	Timer LED
I	Timer button
J	Timer setting buttons
K	Speed setting buttons
L	Power button
M	Power LED (<i>only basic</i>)
N	AC adapter connection

Pos. Désignation

A	Disque rotatif
B	Pied de l'appareil
C	Écran LED
D	Minuteur LED h:min
E	Minuteur LED min:sec
F	Touche Start/Stop
G	Compteur LED
H	Minuteur LED
I	Touche minuteur
J	Touche de réglage minuteur
K	Touche de réglage du régime
L	Touche Power
M	LED Power (<i>uniquement basic</i>)
N	Fiche de branchement bloc secteur

Inhaltsverzeichnis

	Seite
EG-Konformitätserklärung	3
Zeichenerklärung	3
Gewährleistung	3
Sicherheitshinweise	4
Auspacken	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Wissenswertes	5
Inbetriebnahme	5
Zubehör	8
Wartung und Reinigung	9
Error codes	9
Technische Daten	10

EG - Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG und 2011/65/EU entspricht und mit folgenden Normen und normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 61010-1:2010, EN 61010-2-051:2003 und EN 61326-1:2006.

Zeichenerklärung



Allgemeiner Gefahrenhinweis



Quetschgefahr!

Gewährleistung

Entsprechend den **IKA**®-Verkaufs- und Lieferbedingungen beträgt die Gewährleistungszeit 24 Monate. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Sie können aber auch das Gerät unter Beifügung der Lieferrechnung und Nennung der Reklamationsgründe direkt an unser Werk senden. Frachtkosten gehen zu Ihren Lasten.

Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Verschleißteile und gilt nicht für Fehler, die auf unsachgemäße Handhabung und unzureichende Pflege und Wartung, entgegen den Anweisungen in dieser Betriebsanleitung, zurückzuführen sind.

Sicherheitshinweise

Zu Ihrem Schutz



- **Lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme vollständig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.**
- Bewahren Sie die Betriebsanleitung für Alle zugänglich auf.
- Beachten Sie, dass nur geschultes Personal mit dem Gerät arbeitet.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise, Richtlinien, Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften.
- Tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung entsprechend der Gefahrenklasse des zu bearbeitenden Mediums. Ansonsten besteht eine Gefährdung durch:
 - Spritzen und Verdampfen von Flüssigkeiten
 - Herausschleudern von Teilen
 - Erfassen von Körperteilen, Haaren, Kleidungsstücken und Schmuck.
- Stellen Sie das Gerät frei auf einer ebenen, stabilen, sauberen, rutschfesten, trockenen und feuerfesten Fläche auf.
- Die Gerätefüße müssen sauber und unbeschädigt sein.
- Prüfen Sie vor jeder Verwendung Gerät und Zubehör auf Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigten Teile.



- **Achtung!** Es besteht Quetschgefahr bei beweglichen Teilen zwischen Drehscheibe und Gehäuse.
- Platzieren Sie die Reagenzgläser sicher auf der Drehscheibe oder der gewählten Auflage bzw. dem Tablar.
- Befestigen Sie Zubehörteile gut, da sonst Reagenzgläser beschädigt oder herausgeschleudert werden können.
- Platzieren Sie ein einzelnes Reagenzglas mittig und mehrere Reagenzgläser gleichmäßig.
- Beladen Sie das Gerät nur gleichmäßig mit Proben.
- Das Ladegewicht darf 2 kg nicht überschreiten. Beachten Sie die maximal zulässigen Schüttelgewichte.
- Bewegen oder transportieren Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist bzw. mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Reduzieren Sie die Drehzahl, falls
 - Medium infolge zu hoher Drehzahl aus dem Reagenzglas spritzt

- unruhiger Lauf auftritt
- das Gerät und/oder Reagenzgläser durch dynamische Kräfte zu wandern beginnen.
- Das Gerät ist nicht für Handbetrieb geeignet.
- Beachten Sie eine Gefährdung durch
 - brennbare, entzündliche Materialien
 - Glasbruch infolge mechanischer Schüttelenergie.
- Im Betrieb kann sich das Gerät erwärmen.
- Bearbeiten Sie nur Medien, bei denen der Energieeintrag durch das Bearbeiten unbedenklich ist. Dies gilt auch für andere Energieeinträge, z.B. durch Lichteinstrahlung.
- Verarbeiten Sie krankheitserregende Materialien nur in geschlossenen Gefäßen unter einem geeigneten Abzug. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an **IKA®**.
- Betreiben Sie das Gerät **nicht** in explosionsgefährdeten Atmosphären, mit Gefahrstoffen und unter Wasser.
- Sicheres Arbeiten ist nur mit Zubehör, das im Kapitel „Zubehör“ beschrieben wird, gewährleistet.
- Montieren Sie das Zubehör nur bei gezogenem Netzstecker.
- Die Trennung des Gerätes vom Stromversorgungsnetz erfolgt nur durch Ziehen des Netz- bzw. Gerätesteckers.
- Die Steckdose für die Netzanschlussleitung muss leicht erreichbar und zugänglich sein.
- Nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr läuft der **IKA® Loopster basic** nicht von selbst wieder an. Der **IKA® Loopster digital** läuft nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr in Modus A nicht von selbst wieder an.

Zum Schutz des Gerätes

- Das Gerät darf nur von einer Fachkraft geöffnet werden.
- Spannungsangabe des Typenschildes des Netzteiles muss mit Netzspannung übereinstimmen.
- Abnehmbare Geräteile müssen wieder am Gerät angebracht werden, um das Eindringen von Fremdkörpern, Flüssigkeiten etc. zu verhindern.
- Vermeiden Sie Stöße und Schläge auf Gerät oder Zubehör.
- Das Gerät darf nur mit dem originalen Steckernetzteil betrieben werden.

Auspacken

- **Auspacken**
 - Packen Sie das Gerät vorsichtig aus
 - Nehmen Sie bei Beschädigungen sofort den Tatbestand auf (Post, Bahn oder Spedition)
- **Lieferumfang IKA® Loopster basic/ digital**
 - IKA® Loopster basic/digital, je nach bestelltem Typ
 - Steckernetzteil, siehe Fig. 1
 - Betriebsanleitung
 - Garantiekarte

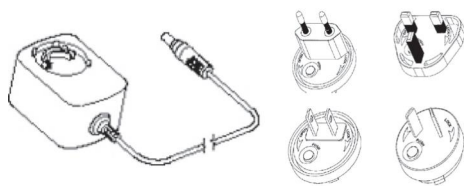


Fig. 1

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

• Verwendung

Zum Mischen und Bewegen von Flüssigkeiten.

IKA® Loopster basic

- Dauerbetrieb für einzelne oder mehrere Reagenzgläser

IKA® Loopster digital

- Dauerbetrieb für einzelne oder mehrere Reagenzgläser
- Timer-Betrieb für einzelne oder mehrere Reagenzgläser

• Verwendungsgebiet

- Laboratorien
- Apotheken
- Schulen
- Universitäten

Das Gerät ist für den Gebrauch in allen Bereichen, außer dem Wohnbereich und Bereichen, die direkt an ein Niederspannungsversorgungsnetz angeschlossen ist, das auch Wohnbezirke versorgt, geeignet.

Der Schutz für den Benutzer ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Gerät mit Zubehör betrieben wird, welches nicht vom Hersteller geliefert oder empfohlen wird oder wenn das Gerät in nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entgegen der Herstellervorgabe betrieben wird oder wenn Veränderungen an Gerät oder Leiterplatte durch Dritte vorgenommen werden.

Wissenswertes

Die einzelnen Tube-Halter sind abnehmbar, um Tubes verschiedener Größen variabel auf der Drehscheibe zu befestigen.


Der Neigungswinkel der Drehscheibe kann von 0 bis 90° eingestellt werden.

Die mittige Lagerung der Drehscheibe ist mit einer Rutschkupplung ausgestattet. Zur Bestückung der Tubehalter ist es somit möglich die Scheibe von Hand in die gewünschte Position zu drehen.

Inbetriebnahme

- Prüfen ob die Netzspannung des Netzteiles mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Verbinden Sie das Gerät mit Netzteil/ genormter Netzsteckdose, Anschlusswert siehe Kapitel "Technische Daten".
- Beachten Sie auch die in den "Technischen Daten" aufgeführten Umgebungsbedingungen.

- Nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr läuft der **IKA® Loopster basic** nicht von selbst wieder an. Der **IKA® Loopster digital** läuft nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr in Modus A nicht von selbst wieder an.

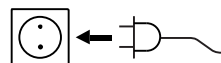

Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, ist das Gerät nach Einstecken des Netzsteckers betriebsbereit.

IKA® Loopster basic

Das Steckernetzteil ist für 100 V bis 240 V geeignet. Es muss der für das entsprechende Land geeignete Steckeradapter eingesetzt werden, bevor das Steckernetzteil in die Netzsteckdose gesteckt wird.



Einschalten des Gerätes

Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste "Power" (L) ein.

→ LED (M) leuchtet grün.



Starten des Gerätes

Drücken Sie die Taste "Start/Stop" (F), um den Schüttelvorgang zu starten. Das Gerät startet mit der fest voreingestellten Drehzahl von 20 rpm.



Stoppen des Gerätes

Drücken Sie die Taste "Start/Stop" (F), um den Schüttelvorgang zu unterbrechen.



Ausschalten des Gerätes


Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste "Power" (L) aus.

→ LED (M) erlischt.



IKA® Loopster digital

Das Steckernetzteil ist für 100 V bis 240 V geeignet. Es muss der für das entsprechende Land geeignete Steckeradapter eingesetzt werden, bevor das Steckernetzteil in die Netzsteckdose gesteckt wird.

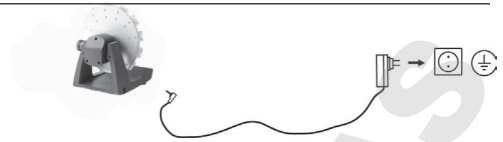

Einschalten des Gerätes

Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste "Power" (**L**) ein.



Auf dem Display erscheinen in der genannten Reihenfolge:

- das Testbild
- die Software-Version
- der Betriebsmodus
- die zuletzt eingestellten Werte und Einstellungen



Drehzahleinstellung

Stellen Sie die Drehzahl von 5 bis 80 rpm mit den Tasten "Einstellung Drehzahl" (**K**) in 1er-Schritten ein.



Timer/Counter

Wählen Sie "Counter" oder "Timer" (**I**).



Timer

Beim Timer läuft der Countdown des eingestellten Wertes ab. Der Timer schaltet nach dem Ablauf der Schüttelbewegung automatisch ab.

→ Es ertönt dreimal ein akustisches Signal, die LED "Timer" (**H**) blinkt rot.

Counter

Der Counter misst die Zeit von Schüttelbeginn bis Schüttelende.

→ Die LED "Counter" (**G**) blinkt rot.

Betätigen Sie die Taste "Start/Stop" (**F**) zum Beenden des Schüttelvorganges, wird die gemessene Zeit angezeigt. Bei einem erneuten Starten des Counters beginnt die Messung von vorne.

Zum Wechseln von Counter zu Timer oder umgekehrt betätigen Sie Taste "Counter/Timer" (**I**).




Einstellung

Stellen Sie den Timer von 1 sec bis 99 h 59 min mit den Tasten "Taste Einstellung Timer Plus/Minus" (**J**) ein.

Starten Sie den Schüttler mit der Taste "Start/Stop" (**F**).

Der zuletzt eingestellte Wert des Timers ist gespeichert und steht für den nächsten Schüttelvorgang zur Verfügung.

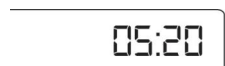

Zurücksetzen auf 0

Für ein Zurücksetzen des Timers drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Timer Minus" und "Timer Plus" (**J**).



Starten des Gerätes

Drücken Sie die Taste "Start/Stop" (**F**), um den Betrieb zu starten. Das Gerät startet mit den gewünschten Einstellungen.



Stoppen des Gerätes

Drücken Sie die Taste "Start/Stop" (**F**), um den Betrieb zu unterbrechen.



Ausschalten des Gerätes

Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste "Power" (**L**) aus.



Betriebsmodi A und B

Betriebsmodus A

Das Gerät läuft nach einem Stromausfall nicht wieder an.

Betriebsmodus B

Das Gerät läuft nach einem Stromausfall mit den eingestellten Werten wieder an und zeigt als Hinweis auf den Stromausfall in einem bestimmten Zeitintervall das Symbol (Pr).

Betriebsmodi umschalten

Zum Umschalten des Betriebsmodus schalten Sie das Gerät aus. Dann halten Sie die Taste "Start/Stop" **(F)** gedrückt und drücken die Taste "Power" **(L)**.

Einstellung Neigungswinkel Drehscheibe




Achtung! Verändern Sie den Neigungswinkel nicht, solange das Gerät in Betrieb ist!

Halten Sie das Gerät mit der Taste "Start/Stop" **(F)** an. Halten Sie das Gerät nicht von Hand an!

Schalten Sie das Gerät mit der Taste "Power" **(L)** aus!

- Der Neigungswinkel der Drehscheibe ist stufenlos einstellbar von 0 - 90°.
- Lösen Sie zunächst den Drehknopf **(1)** und stellen sie die Drehscheibe anschließend in die gewünschte Position. Danach den Drehknopf wieder anziehen.

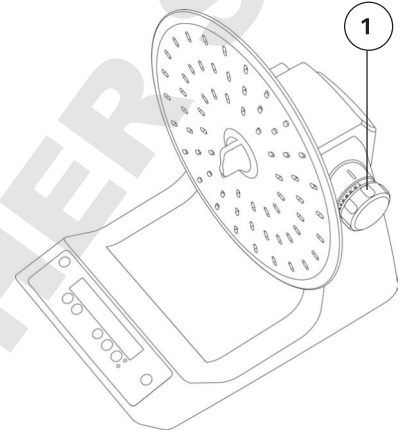

Ein-/Ausbau Drehscheibe



Achtung! Entfernen Sie die Drehscheibe **(2)** nicht, solange das Gerät in Betrieb ist!

Halten Sie das Gerät mit der Taste "Start/Stop" **(F)** an. Halten Sie das Gerät nicht von Hand an!


Schalten Sie das Gerät mit der Taste "Power" **(L)** aus.

Ausbau





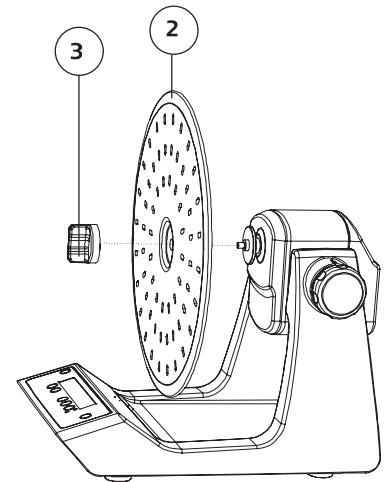

- Lösen Sie die Schraube **(3)**.
- Nehmen Sie die Drehscheibe ab **(2)**.

Einbau

- Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.




Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung
	Reagenzglasauflage DS 1	Drehscheibe komplett mit 48 Klipps montiert für 48x Eppendorf-Röhrchen 1,5 ml, Ø 10 mm
	Reagenzglasauflage DS 2	Drehscheibe komplett mit 24 Klipps montiert für 24x Reagenzglas 5 ml, Ø 12 mm
	Reagenzglasauflage DS 3	Drehscheibe komplett mit 20 Klipps montiert für 20x Reagenzglas 15 ml, Ø 16 mm
	Reagenzglasauflage DS 4	Drehscheibe komplett mit 12 Klipps montiert für 12x Reagenzglas 30 ml, Ø 25 mm
	Reagenzglasauflage DS 5	Drehscheibe komplett mit 12 Klipps montiert für 12x Reagenzglas 30 ml, Ø 28 mm
	Universalscheibe DS 6	Drehscheibe mit Universallochung, für 36, 24, 12 oder 8 Klipps, für 36x Eppendorf-Röhrchen, für 24x Reagenzglas 5 ml, Ø 12 mm, für 12x Reagenzglas 15 ml, Ø 16 mm, für 8x Reagenzglas 30 ml, Ø 25 mm, für 8x Reagenzglas 30 ml, Ø 28 mm.
	Ersatzklipps Ø 10 DS 6.1	Beutel mit 12 Ersatzklipps und 12 PT-Schrauben
	Ersatzklipps Ø 12 DS 6.2	Beutel mit 12 Ersatzklipps und 24 PT-Schrauben
	Ersatzklipps Ø 16 DS 6.3	Beutel mit 12 Ersatzklipps und 24 PT-Schrauben
	Ersatzklipps Ø 25 DS 6.4	Beutel mit 12 Ersatzklipps und 24 PT-Schrauben
	Ersatzklipps Ø 28 DS 6.5	Beutel mit 12 Ersatzklipps und 24 PT-Schrauben

Wartung und Reinigung

Das Gerät ist wartungsfrei.

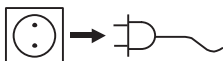

Ziehen Sie den Netzstecker vor dem Reinigen.

- Tragen Sie zum Reinigen der Geräte Schutzhandschuhe.
- Elektrische Geräte dürfen zu Reinigungszwecken nicht in das Reinigungsmittel gelegt werden.
- Beim Reinigen darf keine Feuchtigkeit in das Gerät dringen.
- Falls andere als die empfohlenen Reinigungs- oder Dekontaminationsmethoden angewendet werden, fragen Sie bitte bei **IKA®** nach.

Reinigen Sie das **IKA®** Gerät nur mit diesen von **IKA®** freigegebenen Reinigungsmitteln:

Verschmutzung	Reinigungsmittel
Farbstoffe	Isopropanol
Baustoffe	Tensidhaltiges Wasser, Isopropanol
Kosmetika	Tensidhaltiges Wasser, Isopropanol
Nahrungsmittel	Tensidhaltiges Wasser
Brennstoffe	Tensidhaltiges Wasser
Nicht genannte Stoffe	Bitte fragen Sie bei IKA® nach

Ersatzteilbestellung

Bei Ersatzteilbestellungen geben Sie bitte Folgendes an:

- Gerätetyp
- Fabrikationsnummer des Gerätes, siehe Typenschild
- Positionsnummer und Bezeichnung des Ersatzteiles, siehe Ersatzteilbild und -liste unter **www.ika.com**.

Reparaturfall

Im Reparaturfall muss das Gerät gereinigt und frei von gesundheitsgefährdenden Stoffen sein.

Verwenden Sie hierzu den Download-Ausdruck des Formulars "Unbedenklichkeitsbescheinigung" auf der **IKA®** Website **www.ika.com**.

Senden Sie das Gerät in der Originalverpackung zurück. Lagerverpackungen sind für den Rückversand nicht ausreichend. Verwenden Sie zusätzlich eine geeignete Transportverpackung.

Fehlercodes

IKA® Loopster basic

Wenn ein Fehler auftritt, wird dieser angezeigt durch einen Piepton und die LED "Power" blinkt.

Bei einer Störung während des Betriebes gehen Sie wie folgt vor:

- ☞ Gerät ausschalten
- ☞ Korrekturmaßnahmen wie unten beschrieben durchführen
- ☞ Gerät erneut starten

Fehler	Ursache	Auswirkung	Abhilfe
	Motor blockiert oder Überlastung	Motor aus	- Schalten Sie das Gerät aus. - Verringern Sie die Belastung des Motors und prüfen sie den Freigang aller beweglichen Teile. - Führen Sie anschließend einen Neustart durch.

IKA® Loopster digital

Wenn ein Fehler auftritt, wird dieser durch einen Fehlercode im Display angezeigt, z.B. Er 4.

Bei einer Störung während des Betriebes gehen Sie wie folgt vor:

- ☞ Gerät ausschalten
- ☞ Korrekturmaßnahmen wie unten beschrieben durchführen
- ☞ Gerät erneut starten

Fehler	Ursache	Auswirkung	Abhilfe
Er 3	Geräteinnentemperatur zu hoch	Motor aus	- Schalten Sie das Gerät aus. - Lassen Sie das Gerät abkühlen.
Er 4	Motor blockiert oder Überlastung	Motor aus	- Schalten Sie das Gerät aus. - Verringern Sie die Belastung des Motors und prüfen sie den Freigang aller beweglichen Teile. - Führen Sie anschließend einen Neustart durch.

Lässt sich der Fehler durch die beschriebenen Maßnahmen nicht beseitigen oder wird ein anderer Fehlercode angezeigt:

- Wenden Sie sich bitte an die Serviceabteilung
- Senden Sie das Gerät mit einer kurzen Fehlerbeschreibung ein.

Technische Daten

Steckernetzteil

Input	V	100 - 240
	A	0,8
	Hz	50-60
Output	Vdc	24
		24W.LPS
		(Limited power source)
Schutzklasse		2 (doppelt isoliert) <input type="checkbox"/>

Schüttler

		IKA® Loopster basic	IKA® Loopster digital
Gleichspannung	V		24
Geräteaufnahmeleistung	W		24
Motor Leistung Aufnahme	W		16
Motor Leistung Abgabe	W		9
Bewegungsart			rotierend
Zulässiges Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz)	kg		2
Neigungswinkel Drehscheibe	°		0 - 90
Einstellung Neigungswinkel Drehscheibe			stufenlos
Drehzahl min.	rpm	-	5
Drehzahl fix	rpm	20	-
Drehzahl max.	rpm	-	80
Drehzahlabweichung	%	10	5
Einstellung Drehzahl		-	1 rpm Schritte
Anzeige Drehzahl		-	7 Segment LED
Zeitschaltuhr		-	ja
Anzeige Zeitschaltuhr		-	7 Segment LED
Betriebsart		Dauerfunktion	Timer- und Dauerfunktion
Einstellung Zeitschaltuhr min.	sec	-	1
Einstellung Zeitschaltuhr max.	h:min	-	99 h 59 min
Abmessungen (BxHxT)	mm	300x360x300	300x360x300
Gewicht	kg	3	3
Zulässige Einschaltdauer	%		100
Zulässige Umgebungstemperatur	°C		+ 4 bis + 50
Zulässige relative Feuchte	%		80
Schutzart nach DIN EN 60529			IP 21
Überspannungskategorie			II
Schutzklasse			II
Verschmutzungsgrad			2
Durchmesser Drehscheibe	mm		300
Geräteinsatz über NN	m		max. 2000

Technische Änderung vorbehalten!

Contents

	Page
CE-Declaration of conformity	11
Explication of warning symbols	11
Warranty	11
Safety instructions	12
Unpacking	12
Correct use	13
Useful information	13
Commissioning	13
Accessories	16
Maintenance and cleaning	17
Error codes	17
Technical data	18

CE - Declaration of conformity

We declare under our sole responsibility that this product corresponds to the regulations 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2011/65/EU and conforms with the standards or standardized documents: EN 61010-1:2010, EN 61010-2-051:2003 and EN 61326-1:2006.

Explication of warning symbols



General hazard



Crush hazard!

Warranty

In accordance with **IKA**[®] warranty conditions, the warranty period is 24 months. For claims under the warranty please contact your local dealer. You may also send the machine direct to our factory, enclosing the delivery invoice and giving reasons for the claim. You will be liable for freight costs.

The warranty does not cover worn out parts, nor does it apply to faults resulting from improper use, insufficient care or maintenance not carried out in accordance with the instructions in this operating manual.

Safety instructions

For your protection



- **Read the operating instructions in full before starting up and follow the safety instructions.**
- Keep the operating instructions in a place where they can be accessed by everyone.
- Ensure that only trained staff work with the appliance.
- Follow the safety instructions, guidelines, occupational health and safety and accident prevention regulations.
- Wear your personal protective equipment in accordance with the hazard category of the medium to be processed. Otherwise there is a risk of:
 - splashing liquids
 - projectile parts
 - body parts, hair, clothing and jewellery getting caught.
- Set up the device in a spacious area on an even, stable, clean, non-slip, dry and fireproof surface.
- The feet of the appliance must be clean and undamaged.
- Check the appliance and accessories beforehand for damage each time you use them. Do not use damaged components.



- **Caution!** There is a crush hazard between the moving turntable and the casing.
 - Place the test tubes securely on the turntable or the chosen mat or rack.
 - Firmly secure the accessories and test tubes in place, otherwise test tubes could be damaged or projected out.
 - Test tubes should be placed in a uniform manner.
 - Always load the samples evenly on the device.
 - The weight of the load must not exceed 2 kg. Do not exceed the maximum permissible shaking weights.
 - Do not move or transport the device when it is operating or connected to the power supply.
 - Reduce the speed if
 - the medium splashes out of the test tube because the speed is too high,
 - the appliance is not running smoothly,
 - dynamic forces start to cause the device and/or the test tubes placed on it to move around.
- The appliance is not suitable for manual operation.
 - Beware of the risk of
 - flammable materials
 - glass breakage as a result of mechanical shaking power
 - The appliance may heat up when in use.
 - Only process media that will not react dangerously to the extra energy produced through processing. This also applies to any extra energy produced in other ways, e.g. through light irradiation.
 - Process pathogenic materials only in closed vessels under a suitable extractor hood. Please contact **IKA®** if you have any questions.
 - Do **not** operate the appliance in explosive atmospheres, with hazardous substances or under water.
 - Safe operation is only guaranteed with the accessories described in the "Accessories" chapter.
 - Always disconnect the plug before fitting accessories.
 - Disconnect the device from the power supply before you open the cover or adjust the inclination angle of the device shaking table.
 - Do not operate the device with the cover open.
 - The appliance can only be disconnected from the mains supply by pulling out the mains plug or the connector plug.
 - The socket for the mains cord must be easily accessible.
 - The **IKA® Loopster basic** does not restart automatically when power is restored after a power outage. If the **IKA® Loopster digital** is running in mode A it does not restart automatically when power is restored after a power outage.

For protection of the equipment

- The appliance may only be opened by experts.
- The voltage stated on the type plate must correspond to the mains voltage.
- Removable parts must be refitted to the appliance to prevent the infiltration of foreign objects, liquids etc..
- Protect the appliance and accessories from bumps and impacts.
- The device must only be operated with the original plug-in power supply unit.

Unpacking

- **Unpacking**
 - Please unpack the device carefully.
 - In the case of any damage a detailed report must be sent immediately (post, rail or forwarder).
- **Delivery scope**
IKA® Loopster basic/ digital
 - **IKA® Loopster basic/digital**, depending on the type that was ordered
 - AC adapter, see Fig. 1
 - Operating instructions
 - Warranty card

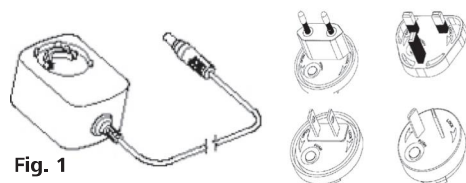


Fig. 1

Correct use

• Use

For mixing and agitating liquids.

IKA® Loopster basic

- Continuous operation for individual or multiple test tubes.

IKA® Loopster digital

- Continuous operation for individual or multiple test tubes.
- Timer operation for individual or multiple test tubes.

• Range of use

- Laboratories
- Pharmacies
- Schools
- Universities

The unit is suitable for use in all areas apart from domestic areas and areas directly connected to a low-voltage supply which also serves domestic areas.

The safety of the user cannot be guaranteed if the appliance is operated with accessories that are not supplied or recommended by the manufacturer or if the appliance is operated improperly contrary to the manufacturer's specifications or if the appliance or the printed circuit board are modified by third parties.

Useful information

The individual tube holders can be removed in order to fit tubes of different sizes in a variable arrangement on the turntable.


The turntable inclination angle can be varied from 0 to 90°.

The centre bearing of the turntable is fitted with a slip coupling. This allows the plate to be turned by hand to the desired position when mounting the tube holders.

Commissioning

- Check that the power supply matches the data on the rating plate.
- Plug the AC adapter into a standard mains socket in order to supply the device with power. See the section "Technical data" for the connection values.
- Also pay attention to the ambient conditions listed in the "Technical data".

- The **IKA® Loopster basic** does not restart automatically when power is restored after a power outage. If the **IKA® Loopster digital** is running in mode A it does not restart automatically when power is restored after a power outage.

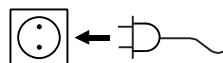

If these conditions are met the unit is ready for service when the mains plug has been plugged in.

IKA® Loopster basic

The AC adapter is suitable for 100 V upto 240 V. Insert an appropriate adapter corresponding to the country, before plugging the AC adapter into the mains socket.



Switching the device on

Press the "Power" button (**L**) to switch the device on.

→ The LED (**M**) lights up green.



Starting the device

Press the "Start/Stop" button (**F**) to start the shaking process.

The device starts at the preset speed of 20 rpm.



Stopping the device

Press the "Start/Stop" button (**F**) to stop the shaking process.



Switching off the device

Press the "Power" button (**L**) to switch the device off.

→ The LED (**M**) goes out.



IKA® Loopster digital

The AC adapter is suitable for 100 V upto 240 V. Insert an appropriate adapter corresponding to the country, before plugging the AC adapter into the mains socket.



Switching the device on

Press the "Power" button **(L)** to switch the device on.




The following data appear on the display in the sequence listed:

- the test image
- the software version
- the operating mode
- the values and settings last used



Speed setting

Use the "Speed setting" button **(K)** to set the speed to a value between 5 and 80 rpm in units of 1 rpm.

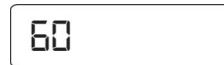

Timer/Counter

Select "Counter" or "Timer" **(I)**.



Timer

When "Timer" is selected, the set value counts down. Once the timed shaking cycle has been completed the device switches off automatically.

→ An acoustic signal beeps three times and the "Timer" LED **(H)** flashes red.

Counter

The counter measures the time from the start of shaking to the end.

→ The "Counter" LED **(G)** flashes red.

If the "Start/Stop" button **(F)** is pressed the shaking process stops and the elapsed time is displayed. If the counter is restarted the measurement restarts afresh.

To switch from counter to timer or vice versa, press the "Timer" button **(I)**.





Setting

Set the timer from 1 sec to 99 h 59 min using the "Plus/Minus" timer setting buttons **(J)**.

Press the "Start/Stop" button **(F)** to start the shaker.

The last timer value setting is saved and is loaded for the next shaking process.

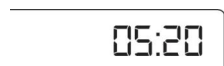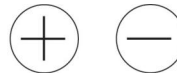

Resetting to 0

To reset the timer, press the "Timer Minus" and "Timer Plus" buttons **(J)** simultaneously.



Starting the device

Press the "Start/Stop" button **(F)** to start the shaking process.

The device starts with the desired settings.



Stopping the device

Press the "Start/Stop" button **(F)** to pause operation.



Switching off the device

Press the "Power" button **(L)** to switch the device off.



Operating modes A and B

Operating mode A

The device does not restart automatically when power is restored after a power outage.

Operating mode B

The device restarts automatically when power is restored after a power outage, using the set values, and displays the (Pr) symbol to indicate that there has been a power outage within a certain period of time.

Switching between operating modes

To switch between operating modes, switch the device off, then keep the "Start/Stop" button **(F)** depressed and press the "Power" button **(L)**.

Adjusting the turntable inclination angle




Caution! Do not change the inclination angle of the turntable whilst the device is in operation!

Stop the device by pressing the "Start/Stop" button **(F)**. Do not use your hand to stop the device.

Press the "Power" button **(L)** to switch the device off.

- The inclination angle of the turntable is steplessly adjustable from 0 - 90°.
- First release the rotary knob **(1)** and then set the turntable to the desired position. Then tighten the rotary knob again.

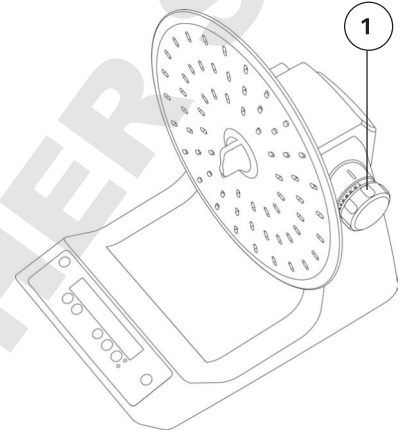

Fitting / removing the turntable



Caution! Do not remove the turntable **(2)** whilst the device is in operation!

Stop the device by pressing the "Start/Stop" button **(F)**. Do not use your hand to stop the device.


Press the "Power" button **(L)** to switch the device off.

Removal





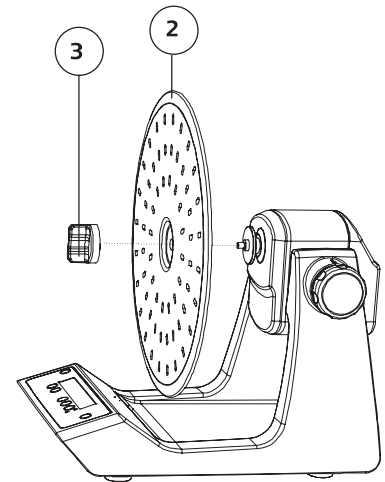

- Undo the screw **(3)**.
- Take the turntable off **(2)**.

Fitting

- Fitting is the reverse of removal.




Accessories

	Designation	Description
	Test tube fixture DS 1	Turntable fully fitted with 48 clips for 48x Eppendorf 1.5 ml, \varnothing 10 mm tubes
	Test tube fixture DS 2	Turntable fully fitted with 24 clips 24 x 5 ml \varnothing 12 mm tubes
	Test tube fixture DS 3	Turntable fully fitted with 20 clips 20 x 15 ml \varnothing 16 mm tubes
	Test tube fixture DS 4	Turntable fully fitted with 12 clips 12 x 30 ml \varnothing 25 mm tubes
	Test tube fixture DS 5	Turntable fully fitted with 12 clips 12 x 30 ml \varnothing 28 mm tubes
	Universal plate DS 6	Turntable with universal hole arrangement for 32, 24, 12 or 8 clips for 36x Eppendorf, for 24 x 5 ml \varnothing 12 mm tubes, for 12 x 15 ml \varnothing 16 mm tubes, for 8x 30 ml \varnothing 25 mm tubes, for 8x 30 ml \varnothing 28 mm tubes.
	Spare clips \varnothing 10 DS 6.1	Bag with 12 spare clips and 12 PT screws
	Spare clips \varnothing 12 DS 6.2	Bag with 12 spare clips and 24 PT screws
	Spare clips \varnothing 16 DS 6.3	Bag with 12 spare clips and 24 PT screws
	Spare clips \varnothing 25 DS 6.4	Bag with 12 spare clips and 24 PT screws
	Spare clips \varnothing 28 DS 6.5	Bag with 12 spare clips and 24 PT screws

Maintenance and cleaning

The device operates maintenance-free.

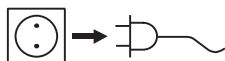

For cleaning disconnect the main plug.

- Wear protective gloves when cleaning the devices.
- Do not place electrical appliances into the cleaning agents for cleaning purposes.
- Do not allow moisture to get into the appliance when cleaning.
- Please consult with **IKA®** before using any cleaning or decontamination methods, other than those recommended here.

Only clean **IKA®** appliances using these **IKA®** approved cleaning agents:

Dirt	Cleaning agent
Dyes	isopropanol
Building materials	water containing detergent, isopropanol
Cosmetics	water containing detergent, isopropanol

Food
Fuels
Other materials

water containing detergent
water containing detergent
please consult **IKA®**

Spare parts order

When ordering spare parts, please give:

- Machine type
- Manufacturing number, see type plate
- Item and designation of the spare part, see **www.ika.com**, spare parts diagram and spare parts list

Repair

In case of repair the device has to be cleaned and free from any materials which may constitute a health hazard.

For this you should use the downloaded print of the "Certificate of compliance" form from the **IKA®** website **www.ika.com**.

If you require servicing, return the appliance in its original packaging. Storage packaging is not sufficient. Please also use suitable transport packaging.

Error codes

IKA® Loopster basic

In case of a fault, a beep is heard and the "Power" LED flashes.

Proceed as follows in such cases:

- ☞ Switch the device off.
- ☞ Perform corrective measures as described below.
- ☞ Perform a restart.

Error	Cause	Effect	Solution
	Motor blockage or overload	Motor off	- Switch the device off. - Reduce the load on the motor and check all moving parts for freedom of movement. - Then perform a restart.

If the actions described fail to resolve the fault or another error code is displayed then take one of the following steps:

- Contact the **IKA®** service department,
- Send the device for repair, including a short description of the fault.

IKA® Loopster digital

The fault is shown by an error code in the display as following if the error occurs, e.g. Er 4.

Proceed as follows in such cases:

- ☞ Switch the device off.
- ☞ Perform corrective measures as described below.
- ☞ Perform a restart.

Error	Cause	Effect	Solution
Er 3	Temperature inside device is too high	Motor off	- Switch the device off. - Allow the device to cool down.
Er 4	Motor blockage or overload	Motor off	- Switch the device off. - Reduce the load on the motor and check all moving parts for freedom of movement. - Then perform a restart.

If the actions described fail to resolve the fault or another error code is displayed then take one of the following steps:

- Contact the **IKA®** service department,
- Send the device for repair, including a short description of the fault.

Technical data

Power supply

Input	V	100 - 240
	A	0,8
	Hz	50-60
Output	Vdc	24
		24W.LPS
		(Limited power source)
Protection class		2 (double insulated) <input type="checkbox"/>

Shaker

		IKA® Loopster basic	IKA® Loopster digital
DC	V		24
Max. device power consumption	W		24
Motor power consumption	W		16
Motor output power	W		9
Type of movement			rotating
Permissible shaken weight (incl. fixture)	kg		2
Turntable inclination angle	°		0 - 90
Adjusting the turntable inclination angle			stepless
Speed min.	rpm	-	5
Speed preset definitely	rpm	20	-
Speed max.	rpm	-	80
Speed variation	%	10	5
Adjustment speed		-	1 rpm steps
Speed display		-	7-segment LED
Timer		-	yes
Timer display		-	7 Segment LED
Operating mode		continuous operation	timer and continuous operation
Adjustment timer min.	sec	-	1
Adjustment timer max.	h:min	-	99 h 59 min
Dimensions (WxDxH)	mm	300x360x300	300x360x300
Weight	kg	3	3
Perm. duration of operation	%		100
Perm. ambient temperature	°C		+ 4 bis + 50
Perm. rel. humidity	%		80
Protection acc. DIN EN 60529			IP 21
Overvoltage category			II
Protection class			II
Contamination level			2
Turntable diameter	mm		300
Operation at a terrestrial altitude	m		max. 2000 above sea level

Subject to technical changes!

Sommaire

	Page
Déclaration de conformité CE	19
Explication des symboles	19
Garantie	19
Consignes de sécurité	20
Déballage	20
Utilisation conforme	21
Conseils pratiques	21
Mise en service	21
Accessoires	24
Entretien et nettoyage	25
Codes d'erreurs	25
Caractéristiques techniques	26

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est conforme aux réglementations 2006/95/CE, 2004/108/CE et 2011/65/UE et en conformité avec les normes ou documents normalisés suivant : EN 61010-1:2010, EN 61010-2-051:2003 et EN 61326-1:2006.

Explication des symboles



Remarque générale sur un danger



Risque de broyage!!

Garantie

En conformité avec les conditions de vente et de livraison d'**IKA**[®], la garantie sur cet appareil est de 24 mois. En cas de problème entrant dans le cadre de la garantie, veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Mais vous pouvez également envoyer directement l'appareil accompagné du bon de livraison et un descriptif de votre réclamation à notre usine. Les frais de transport restent alors à votre charge.

La garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure et n'est pas valable en cas de défauts dus à une utilisation non conforme et un soin et un entretien insuffisants, allant à l'encontre des recommandations du présent mode d'emploi.

Consignes de sécurité

Zu Ihrem Schutz



- Lisez **intégralement la notice d'utilisation avant la mise en service et respectez les consignes de sécurité.**
- Laissez la notice à portée de tous.
- Attention, seul le personnel formé est autorisé à utiliser l'appareil.
- Respectez les consignes de sécurité, les directives, ainsi que les prescriptions pour la prévention des accidents du travail.
- Portez votre équipement de protection personnel selon la classe de danger du milieu à traiter. Sinon, vous vous exposez à des dangers:
 - aspersion de liquides
 - éjection de pièces
 - happement de parties du corps, cheveux, habits et bijoux.
- Placez l'appareil en aire spacieuse sur une surface plane, stable, propre, non glissante, sèche et ininflammable.
- Les pieds de l'appareil doivent être propres et en parfait état.
- Avant toute utilisation, contrôlez l'état de l'appareil et des accessoires. N'utilisez pas les pièces endommagées.



- **Attention !** Lorsque des éléments sont en mouvement, risque de broyage entre le disque rotatif et le boîtier.
- Positionnez les éprouvettes sur le disque rotatif ou le support de votre choix en toute sécurité.
- Fixez les accessoires et les éprouvettes, sous peine d'endommager ou d'éjecter les récipients agitateur.
- Placer plusieurs éprouvettes de façon régulière.
- Répartissez la charge de manière homogène sur l'appareil.
- La charge déposée ne doit pas dépasser 2 kg. Veuillez vous conformer aux poids maximums tolérés.
- Ne déplacez et ne transportez jamais l'appareil lorsqu'il est en marche et qu'il est branché.
- Réduisez le régime si
 - le milieu est aspergé hors du récipient à cause d'un régime trop élevé
 - le fonctionnement est irrégulier
 - l'appareil et/ou l'éprouvettes posé dessus commencent à bouger sous l'effet des forces dynamiques.
- L'appareil n'est pas adapté à un fonctionnement manuel.

- Vous vous exposez à des dangers par
 - les matériaux inflammables
 - les bris de verre causés par l'énergie mécanique des secousses.
- En fonctionnement, l'appareil peut s'échauffer.
- Ne traitez que des milieux pour lesquels l'apport d'énergie pendant l'opération ne pose pas problème. Cela vaut aussi pour les autres apports d'énergie, comme la radiation lumineuse par ex..
- Ne traitez des substances pathogènes que dans des récipients fermés et sous une hotte d'aspiration adaptée. En cas de questions, contacter **IKA®**.
- **N'utilisez pas** l'appareil dans les atmosphères explosives, avec des matières dangereuses et sous l'eau.
- La sécurité de l'appareil n'est assurée qu'avec les accessoires décrits dans le chapitre "Accessoires".
- Montez les accessoires uniquement lorsque l'appareil est débranché.
- Débranchez l'appareil avant de retirer le couvercle dans le but de régler l'angle d'inclinaison de la table à secousses.
- N'actionnez pas l'appareil lorsque le couvercle est ouvert.
- Il n'est possible de couper l'alimentation de l'appareil en courant électrique qu'en débranchant la prise de courant ou la prise secteur de l'appareil.
- La prise de courant utilisée pour le branchement sur secteur doit être facile d'accès.
- Après une interruption de l'alimentation électrique, **IKA® Loopster basic** redémarre automatiquement. En mode A, **IKA® Loopster digital** ne redémarre pas automatiquement après une interruption de l'alimentation électrique.

Pour la protection de l'appareil

- Seules les personnes spécialisées sont autorisées à ouvrir l'appareil.
- L'indication de tension de la plaque d'identification doit correspondre avec la tension du réseau.
- Les pièces démontables de l'appareil doivent être reposées sur l'appareil pour empêcher la pénétration de corps étrangers, de liquides, etc..
- Évitez les coups sur l'appareil et les accessoires.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'alimentateur d'origine.

Déballage

- **Déballage**
 - Déballer l'appareil avec précaution.
 - En cas de dommage, établissez immédiatement un constat correspondant (poste, chemins de fer ou transporteur).
- **Volume de livraison IKA® Loopster basic/ digital**
 - **IKA® Loopster basic/digital**, selon le type commandé
 - Bloc secteur, cf. fig. 1
 - Mode d'emploi
 - Carte de garantie

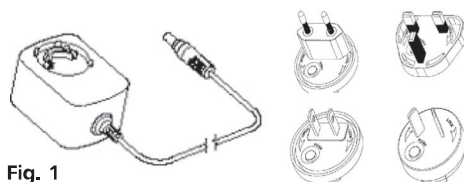


Fig. 1

Utilisation conforme

• Application

Pour mélanger et mettre en mouvement des liquides.

IKA® Loopster basic

- Mode continu pour une ou de plusieurs éprouvettes.

IKA® Loopster digital

- Mode continu pour une ou de plusieurs éprouvettes.
- Mode minuteur pour une ou de plusieurs éprouvettes.

• Secteur d'utilisation

- Laboratoires
- Pharmacies
- Écoles
- Universités

L'appareil est adapté à une utilisation dans toutes les zones, exceptées les zones résidentielles et celles qui sont directement raccordées à un réseau d'alimentation basse tension alimentant des zones résidentielles.

La protection de l'utilisateur n'est plus garantie si l'appareil est utilisé avec un accessoire n'ayant pas été fourni ou conseillé par le fabricant ou si l'appareil est utilisé de manière non conforme aux prescriptions du fabricant ou si l'appareil ou le circuit imprimé sont modifiés par tiers.

Conseils pratiques

Les butées pour tubes peuvent être enlevées individuellement afin de fixer des tubes de tailles variables sur le disque rotatif.


L'angle d'inclinaison du disque rotatif peut être réglé de 0 à 90°.

Le palier central du disque rotatif est équipé d'un accouplement patinant. De cette manière il est possible de tourner le disque dans la position voulue pour placer les butées pour tubes.

Mise en service

- Vérifier si la tension du bloc secteur coïncide avec l'indication sur la plaque signalétique.
- Reliez l'appareil à l'adaptateur secteur/la prise secteur normalisée, valeur de raccordement, voir le chapitre "Caractéristiques techniques".
- Tenez également compte des conditions ambiantes listées dans les données techniques.

- Après une interruption de l'alimentation électrique, **IKA® Loopster basic** redémarre automatiquement. En mode A, l'**IKA® Loopster digital** ne redémarre pas automatiquement après une interruption de l'alimentation électrique.

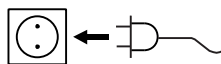

Si ces conditions sont remplies, l'appareil est prêt à fonctionner après avoir connecté la prise de secteur.

IKA® Loopster basic

Le bloc secteur est approprié de 100 V à 240 V. Placez un adaptateur approprié pour le pays correspondant, avant relier le bloc secteur et la prise secteur.



Mise en marche de l'appareil

Allumez l'appareil en appuyant sur la touche "Power" (L).

→ Le témoin LED (M) est vert.



Mise en marche de l'appareil

Appuyez sur la touche "Start/Stop" (F) pour lancer les secousses. L'appareil adopte le régime pré-réglé de 20 rpm.



Arrêt de l'appareil

Appuyez sur la touche "Start/Stop" (F) pour arrêter les secousses.



Arrêter l'appareil

Arrêtez l'appareil en appuyant sur la touche "Power" (L).

→ Le témoin LED (M) s'éteint.



IKA® Loopster digital

Le bloc secteur est approprié de 100 V à 240 V. Placez un adaptateur approprié pour le pays correspondant, avant relier le bloc secteur et la prise secteur.



Mise en marche de l'appareil

Allumez l'appareil en appuyant sur la touche "Power" **(L)**.



À l'écran, s'affichent dans l'ordre donné :

- L'image de test
- La version du logiciel
- Le mode d'exploitation
- Les valeurs et paramètres réglés



Réglage de la vitesse de rotation

Réglez le régime de 5 à 80 rpm avec les touches "Réglage du régime" **(K)** sur un pas de 1.



Minuteur/Compteur

Sélectionnez "Compteur" ou "Minuteur" **(I)**.



Minuteur

Le minuteur commence le compte à rebours de la valeur réglée. Une fois le mouvement de secousses terminé, le minuteur s'arrête automatiquement.

→ Un signal acoustique est émis trois fois, le "minuteur" LED **(H)** passe au rouge.

Compteur

Le compteur relève le temps écoulé entre le début et la fin des secousses.

→ Le "compteur" LED **(G)** passe au rouge.

Lorsque vous appuyez sur la touche "Start/Stop" **(F)** pour arrêter les secousses, le temps relevé s'affiche. Lorsque vous redémarrez le compteur, il repart de zéro.

Pour permuter entre compteur et minuteur et vis versa, appuyez sur la touche "Minuteur" **(I)**.





Réglage

Régler le compteur/minuteur entre 1 sec. et 99 h 59 min. à l'aide des touches "Réglage minuteur plus/moins" **(J)**.


Lancez les secousses en appuyant sur la touche "Start/Stop" **(F)**.

La dernière valeur réglée sur le minuteur est enregistrée et peut être réutilisée pour la secousse suivante.

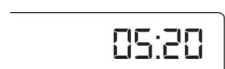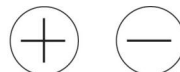

Remettre à 0

Pour remettre le "Minuteur" à zéro, appuyez simultanément sur les touches "Minuteur Moins" et "Minuteur Plus" **(J)**

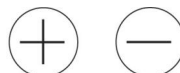

Mise en marche de l'appareil

Appuyez sur la touche "Start/Stop" **(F)** pour lancer les secousses. L'appareil démarre en adoptant les paramètres voulus.



Arrêt de l'appareil

Appuyez sur la touche "Start/Stop" **(F)** pour arrêter l'appareil.



Arrêt de l'appareil

Arrêtez l'appareil en appuyant sur la touche "Power" **(L)**.



Modes d'exploitation A et B

Mode d'exploitation A

L'appareil ne redémarre pas après une coupure de courant.

Mode d'exploitation B

L'Appareil redémarre avec les mêmes valeurs après une coupure de courant et affiche dans un intervalle précis le symbole (Pr) qui indique une coupure de courant.

Permuter entre les modes d'exploitation

Pour changer de mode d'exploitation, éteignez l'appareil. Maintenez la touche "Start/Stop" (F) enfoncée et appuyez sur la touche "Power" (L).

Réglage de l'angle d'inclinaison du disque rotatif




Attention ! Ne modifiez pas l'angle d'inclinaison tout pendant que l'appareil est en marche !

Maintenez l'appareil en marche en appuyant sur la touche "Start/Stop" (F). Ne retenez pas l'appareil avec vos mains !

Arrêtez l'appareil en appuyant sur la touche "Power" (L).

- L'angle d'inclinaison du disque rotatif peut être réglé entre 0 et 90°.
- Commencez par desserrer le bouton rotatif (1) puis mettez le disque rotatif dans la position souhaitée. Ensuite, resserrez le bouton rotatif.

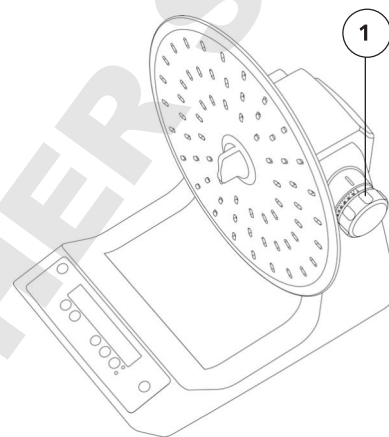

Montage/démontage du disque rotatif



Attention ! Ne retirez pas le disque rotatif (2) tout pendant que l'appareil est en marche !

Maintenez l'appareil en marche en appuyant sur la touche "Start/Stop" (F). Ne retenez pas l'appareil avec vos mains !


Arrêtez l'appareil en appuyant sur la touche "Power" (L).

Démontage





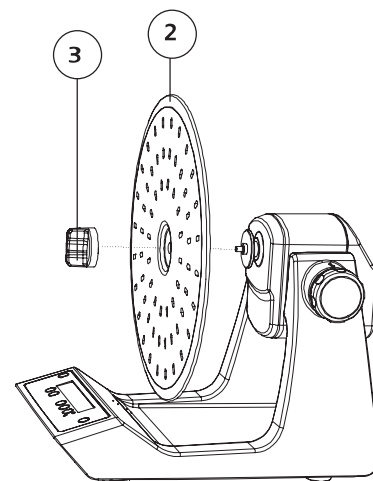

- Desserrez la vis (3).
- Retirez le disque rotatif (2).

Montage

- Procédez dans l'ordre inverse pour le montage.




Accessoires

	Désignation	Description
	Adaptateur pour éprouvettes DS 1	Montez le disque rotatif avec les 48 clips für 48x Eppendorf-Röhrchen 1,5 ml, Ø 10 mm
	Adaptateur pour éprouvettes DS 2	Montez le disque rotatif avec les 24 clips 24 x 5 ml tubes c 12 mm
	Adaptateur pour éprouvettes DS 3	Montez le disque rotatif avec les 20 clips 20 x 15 ml tubes c 16 mm
	Adaptateur pour éprouvettes DS 4	Montez le disque rotatif avec les 12 clips 12 x 30 ml tubes c 25 mm
	Adaptateur pour éprouvettes DS 5	Montez le disque rotatif avec les 12 clips 12 x 30 ml tubes c 28 mm
	Disque universel DS 6	Disque rotatif avec perforation universelle, pour 32, 24, 12 ou 8 clips pour 36 tubes Eppendorf, pour 24 x 5 ml tubes c 12 mm, pour 12 x 15 ml tubes c 16 mm, pour 8 x 30 ml tubes c 25 mm, pour 8 x 30 ml tubes c 28 mm.
	Clips de rechange ø 10 DS 6.1	Sachet de 12 clips de rechange et 12 vis PT
	Clips de rechange ø 12 DS 6.2	Sachet de 12 clips de rechange et 24 vis PT
	Clips de rechange ø 16 DS 6.3	Sachet de 12 clips de rechange et 24 vis PT
	Clips de rechange ø 25 DS 6.4	Sachet de 12 clips de rechange et 24 vis PT
	Clips de rechange ø 28 DS 6.5	Sachet de 12 clips de rechange et 24 vis PT

Entretien et nettoyage

L' appareil ne nécessite pas d'entretien

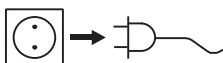

Débranchez la prise secteur pour le nettoyage.

- Nous recommandons de porter des gants de protection pour le nettoyage
- Ne jamais placer les appareils électriques dans le produit de nettoyage pour le nettoyer.
- Lors du nettoyage, évitez toute infiltration d'humidité dans l'appareil.
- Avant d'employer une méthode de nettoyage ou décontamination autre, l'utilisateur est tenu de s'informer auprès de **IKA®**.

Ne nettoyez les appareils **IKA®** qu'avec les produits de nettoyage autorisés par **IKA®**.

Impureté	Produit de nettoyage
substances colorantes	isopropanol
substances de construction	eau tensioactive, isopropanol

cosmétiques

produits alimentaires
combustibles
substances non indiquées

eau tensioactive,
isopropanol
eau tensioactive
eau tensioactive
consultez **IKA®**

La commande de pièces de rechange

Lors de la commande de pièces de rechange, veuillez indiquer:

- le type de l'appareil
- le numéro de fabrication, voir la plaque d'identification
- le numéro de position et la désignation de la pièce de rechange, voir www.ika.com, le tableau des pièces de rechange et catalogue des pièces de rechange.

Réparation

En cas de réparation n'envoyez que des appareils nettoyés et exempts de matières nocives pour la santé.

Pour ce faire, utilisez le formulaire "Certificat de régularité" que vous pouvez télécharger sur le site Web d'**IKA®** : www.ika.com. Renvoyez l'appareil dans son emballage d'origine. Les emballages de stockage ne sont pas suffisants pour le renvoi. Utilisez un emballage de transport supplémentaire adapté.

Codes d'erreurs

IKA® Loopster basic

Si une erreur survient, celle-ci est signalée par un son audible et la LED «Power» clignote.

Procédez alors comme suit:

- ☞ Éteignez l'appareil.
- ☞ Effectuez les mesures rectificatives tel que décrit ci-dessous.
- ☞ Pour finir, redémarrez l'appareil.

Code d' erreur	Cause	Conséquence	Correction
	Moteur bloqué ou surcharge	Moteur coupé	- Éteignez l'appareil. - Réduisez la sollicitation du moteur et vérifiez que les éléments mobiles fonctionnent bien. - Effectuer un redémarrage.

Si le défaut persiste après les mesures prescrites ou si un autre code d'erreur s'affiche

- Adressez-vous au département de service d' **IKA®**.
- Envoyez l'appareil avec un bref descriptif de l'erreur.

IKA® Loopster digital

Lorsqu'une erreur se produit, celle-ci est affichée à l'aide d'un code d'erreur sur l'écran à DEL, par ex. Er 4.

Procédez alors comme suit:

- ☞ Éteignez l'appareil.
- ☞ Effectuez les mesures rectificatives tel que décrit ci-dessous.
- ☞ Pour finir, redémarrez l'appareil.

Code d' erreur	Cause	Conséquence	Correction
Er 3	Température interne de l'appareil trop élevée	Moteur coupé	- Éteignez l'appareil. - Laisser refroidir l'appareil.
Er 4	Moteur bloqué ou surcharge	Moteur coupé	- Éteignez l'appareil. - Réduisez la sollicitation du moteur et vérifiez que les éléments mobiles fonctionnent bien. - Effectuer un redémarrage.

Si le défaut persiste après les mesures prescrites ou si un autre code d'erreur s'affiche

- Adressez-vous au département de service d' **IKA®**.
- Envoyez l'appareil avec un bref descriptif de l'erreur.

Caracéristiques techniques

Bloc d'alimentation

Input	V	100 - 240
	A	0,8
	Hz	50-60
Output	Vdc	24
		24W.LPS
		(Limited power source)
Classe de protection		2 (isolation double) <input type="checkbox"/>

Agitateur

		IKA® Loopster basic	IKA® Loopster digital
Tension continue	V		24
Puissance absorbée max. de l'appareil	W		24
Puissance absorbée par le moteur	W		16
Puissance fournie moteur	W		9
Type de mouvement			rotation
Poids de secousse toléré	kg		2
Angle d'inclinaison du disque rotatif	°		0 - 90
Réglage de l'angle d'inclinaison du disque rotatif			continu
Vitesse de rotation min.	rpm	-	5
Vitesse de rotation fixe	rpm	20	-
Vitesse de rotation max.	rpm	-	80
Écart de régime	%	10	5
Réglage de la vitesse de rotation		-	pas de 1 rpm
Affichage vitesse de rotation		-	LED à 7 segments
Minuteur		-	oui
Affichage minuteur		-	LED à 7 segments
Mode de fonctionnement		Fonction continue	Fonction minuteur et continue
Réglage minuteur min.	sec	-	1
Réglage minuteur max.	h:min	-	99 h 59 min
Dimensions totales (L x p x h)	mm	300x360x300	300x360x300
Poids	kg	3	3
Admiss. durée de mise en circuit	%		100
Admiss. température ambiante	°C		+ 4 bis + 50
Admiss. humidité ambiante (rel.)	%		80
Degré protection selon DIN EN 60529			IP 21
Catégorie de surtension			II
Classe de protection			II
Degré de pollution			2
Diamètre du disque rotatif	mm		300
Hauteur max. d'utilisation de l'appareil	m		max. 2000

Sous réserve de modifications techniques !

Содержание

Страница

Декларация о соответствии стандартам ЕС	27
Условные обозначения	27
Гарантия	27
Указания по технике безопасности	28
Распаковка	28
Использование по назначению	29
Важные замечания	29
Ввод в эксплуатацию	29
Принадлежности	32
Техобслуживание и чистка	33
Коды ошибок	33
Технические данные	34

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Мы заявляем под единоличную ответственность, что данное изделие соответствует предписаниям Директив 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС и 2011/65/ЕС и согласуется со следующими стандартами и нормативными документами: EN 61010-1:2010, EN 61010-2-051:2003 и EN 61326-1:2006.

Условные обозначения



Общее указание на опасность



Опасность защемления!

Гарантия

В соответствии с условиями продажи и поставки компании **IKA**[®] срок гарантии составляет 24 месяца. При наступлении гарантийного случая обращайтесь к дилеру. Можно также отправить прибор с приложением платежных документов и указанием причины рекламации непосредственно на наш завод. Расходы по перевозке берет на себя покупатель.

Гарантия не распространяется на изнашивающиеся детали, случаи ненадлежащего обращения, недостаточного ухода и обслуживания, не соответствующего указаниям настоящей инструкции по эксплуатации.

Указания по технике безопасности

Для вашей защиты



- **Перед вводом в эксплуатацию полностью прочитайте инструкцию по эксплуатации и соблюдайте указания по технике безопасности.**

- Храните инструкцию по эксплуатации в доступном для всех месте.
- Следите за тем, чтобы с прибором работал только обученный персонал.
- Соблюдайте указания по технике безопасности, директивы, предписания по охране труда и предотвращению несчастных случаев.
- Используйте средства индивидуальной защиты в соответствии с классом опасности обрабатываемой среды. В противном случае возникает опасность вследствие:
 - брызг и испарений жидкостей;
 - выброса деталей;
 - захвата частей тела, волос, одежды и украшений.
- Установите аппарат на ровной, устойчивой, чистой, нескользящей, сухой и огнестойкой поверхности.
- Ножки аппарата должны быть чистыми и не иметь повреждений.
- Перед каждым использованием проверяйте прибор и принадлежности на наличие повреждений. Не используйте поврежденные детали.



- **Внимание!** Опасность защемления движущимися частями между поворотным диском и корпусом.

- Надежно установите емкости на поворотном диске, в выбранной вкладке или подставке.
- Тщательно закрепите принадлежности, поскольку в противном случае емкости для смешивания могут быть повреждены или сброшены со стола.
- Равномерно разместите несколько пробирок.
- Прибор следует загружать пробами равномерно.
- Вес груза не должен превышать 2 кг. Обратите внимание на максимально допустимые значения насыпного веса.
- Не перемещайте и не транспортируйте прибор во время работы или когда он подключен к электрической сети.
- Скорость вращения следует снизить, если:
 - рабочая среда выбрасывается из емкости вследствие чрезмерной скорости вращения;
 - работа становится неравномерной;
 - прибор и/или установленные на нем емкости начинают перемещаться под воздействием динамических сил.

- Аппарат не предназначен для ручного режима работы.
- Помните об опасности, связанной с:
 - горючими, воспламеняющимися материалами;
 - разрушением стекла под воздействием механической энергии вибрации.
- Во время работы прибор может нагреваться.
- Допускается обработка только материалов, не имеющих опасной реакции на прилагаемую при обработке энергию. Это относится и к другим видам энергии, например, к световому излучению.
- Обрабатывайте патогенные материалы только в закрытых сосудах при соответствующем отводе. При возникновении вопросов обращайтесь в компанию **ИКА®**.
- **Запрещается** эксплуатировать прибор во взрывоопасной атмосфере, с опасными веществами и под водой.
- Безопасная работа обеспечивается только при использовании принадлежностей, описанных в главе «Принадлежности».
- Устанавливайте принадлежности только при отсоединенном сетевом штекере.
- Перед снятием крышки для установки угла наклона вибростолы прибора отключайте прибор от электрической сети.
- Не включайте прибор при открытой крышке.
- Отсоединение аппарата от сети осуществляется только извлечением сетевого штекера или штекера прибора.
- Розетка для сетевого провода должна быть легко доступной.
- После отсоединения от электрической сети **ИКА® Loopster basic** не включается автоматически. После отсоединения от электрической сети в режиме А устройство **ИКА® Loopster digital** самостоятельно не включается.

Для защиты прибора

- Открывать аппарат могут только квалифицированные специалисты.
- Данные напряжения на типовой табличке блока питания должны совпадать с параметрами сетевого напряжения.
- Съемные детали аппарата должны быть установлены на место, чтобы предотвратить проникновение инородных тел, жидкости и т. д.
- Избегайте толчков и ударов по аппарату или принадлежностям.
- Аппарат можно эксплуатировать только с оригинальным блоком питания.

Распаковка

- **Распаковка**
 - Осторожно распакуйте прибор.
 - При наличии повреждений немедленно выясните их причину (почта, железная дорога или транспортное агентство).
- **Объем поставки ИКА® Loopster basic/ digital**
 - **ИКА® Loopster basic/digital**, в зависимости от заказанного типа
 - Блок питания, см. рис. 1
 - Инструкция по эксплуатации
 - Гарантийный талон

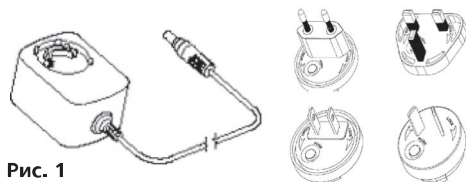


Рис. 1

Использование по назначению

• Применение

Для смешивания и транспортировки жидкостей.

IKA® Loopster basic

- Непрерывный режим работы для одной или нескольких пробирок.

IKA® Loopster digital

- Непрерывный режим работы для одной или нескольких пробирок.

- Работа в режиме таймера для одной или нескольких емкостей.

• Область применения

- Лаборатории
- Учебные заведения
- Аптеки
- Университеты

Прибор пригоден для эксплуатации в любых помещениях, за исключением жилых помещений и зон, напрямую подключенных к сети питания низкого напряжения, которая обеспечивает также питание участков жилых домов.

Защита пользователя не гарантируется, если прибор эксплуатируется с принадлежностями, которые поставлены не производителем или не рекомендованы им, или если прибор эксплуатируется не в соответствии с назначением или вопреки данным производителя, или если на приборе или печатной плате третьим лицом проведены изменения.

Важные замечания

Отдельные держатели пробирок могут сниматься, это позволяет в произвольном порядке крепить на поворотном диске пробирки различного размера.


Угол наклона поворотного диска может регулироваться в диапазоне 0-90°.

Средняя опора поворотного диска оборудована проскальзывающей муфтой. Для загрузки держателя пробирок диск может поворачиваться в требуемую позицию вручную.

Ввод в эксплуатацию

- Проверьте, соответствует ли сетевое напряжение блока питания данным на типовой табличке.
- Соедините аппарат с блоком питания/ стандартной сетевой розеткой, величину потребляемой мощности см. в главе «Технические данные».
- Соблюдайте также указанные в «Технических данных» условия окружающей среды.

- После отсоединения от электрической сети **IKA® Loopster basic** не включается автоматически. После отсоединения от электрической сети в режиме А устройство **IKA® Loopster digital** самостоятельно не включается.

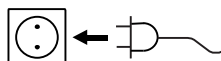

При выполнении всех условий после подсоединения сетевого штекера аппарат готов к эксплуатации.

IKA® Loopster basic

Блок питания предназначен для напряжения от 100 до 240 В. Прежде чем подсоединить блок питания к розетке, необходимо установить штекерный адаптер для соответствующей страны.



Включение прибора

Включите аппарат нажатием кнопки питания «Power» (L).

→ Светодиод (M) загорится зеленым.



Запуск прибора

Нажмите кнопку «Пуск/останов» (F), чтобы начать процесс встряхивания.

Прибор начинает работу на предварительно заданной скорости вращения 20 об/мин.



Остановка прибора

Нажмите кнопку «Пуск/останов» (F), чтобы прервать процесс встряхивания.



Выключение прибора


Выключите аппарат нажатием кнопки питания «Power» (L).

→ Светодиод (M) при этом гаснет



IKA® Loopster digital

Блок питания предназначен для напряжения от 100 до 240 В. Прежде чем подсоединить блок питания к розетке, необходимо установить штекерный адаптер для соответствующей страны.

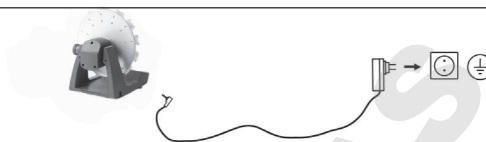

Включение прибора

Включите аппарат нажатием кнопки питания «Power» **(L)**.



На дисплее отобразится в указанной последовательности:

- испытательная таблица;
- версия программного обеспечения;
- режим работы;
- последние заданные значения и установки



Установка скорости вращения

Установите скорость вращения с помощью кнопок «Установка скорости вращения» **(K)** в диапазоне 5-80 об/мин с шагом 1 об/мин.



Таймер/счетчик

Выберите «Счетчик» или «Таймер» **(I)**.



Таймер

При выборе функции таймера выполняется обратный отсчет заданного значения. После завершения встряхивания таймер автоматически отключается.

→ Акустический сигнал звучит трижды, светодиод «Таймер» **(H)** мигает красным.

Счетчик

Счетчик измеряет время от начала процесса встряхивания до его конца.

→ Светодиод «Счетчик» **(G)** мигает красным.

При нажатии кнопки «Пуск/останов» **(F)** для завершения процесса встряхивания отображается измеренное время. При повторном запуске счетчика измерение начинается сначала.



Для переключения со счетчика на таймер или наоборот нажмите кнопку «таймер» **(I)**.



Настройка

Настройте счетчик/таймер в диапазоне от 1 с до 99 ч 59 мин при помощи кнопок «Кнопка настройки таймера в направлении плюс/минус» **(J)**.

Запустите вибрационное устройство при помощи кнопки «Запуск/останов» **(F)**. Последнее установленное значение таймера вносится в память и может быть использовано в следующем процессе встряхивания.

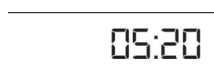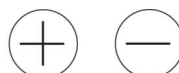

Сброс на 0

Для сброса таймера нажмите одновременно кнопки «таймер минус» и «таймер плюс» **(J)**.



Запуск прибора

Нажмите кнопку «Пуск/останов» **(F)**, чтобы начать работу. Прибор будет запущен с требуемыми настройками.



Остановка прибора

Нажмите кнопку «Пуск/останов» **(F)**, чтобы прервать процесс работы.



Выключение прибора

Выключите аппарат нажатием кнопки питания «Power» **(L)**.



Режимы работы А и В

Режим работы А

После исчезновения напряжения прибор не продолжает работу.

Режим работы В

После исчезновения напряжения прибор возобновляет работу с установленными значениями и в качестве указания на исчезновение напряжения с определенными интервалами отображает символ (Pr).

Переключение режимов работы

Для переключения режимов работы выключите прибор. После этого, удерживая нажатой кнопку «Пуск/останов» (F), нажмите кнопку питания «Power» (L).

Настройка угла наклона поворотного диска




Внимание! Изменение угла наклона во время работы прибора не допускается!

Остановите прибор при помощи кнопки «Запуск/останов» (F). Не останавливайте прибор рукой!

Выключите прибор нажатием кнопки питания «Power» (L).

- Угол наклона поворотного диска может плавно регулироваться в диапазоне 0-90°.
- Отвинтите сначала ручку регулировки (1), затем установите поворотный диск в требуемое положение. После этого вновь затяните ручку регулировки.

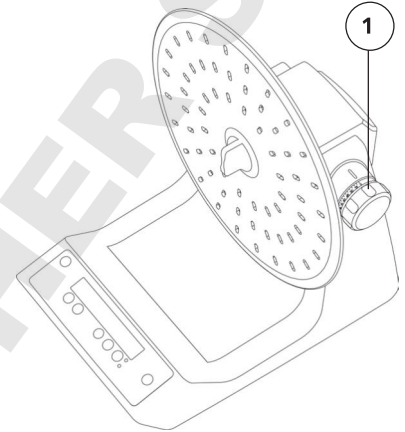

Монтаж/демонтаж поворотного диска



Внимание! Не снимайте поворотный диск (2) во время работы прибора!

Остановите прибор при помощи кнопки «Запуск/останов» (F). Не останавливайте прибор рукой!


Выключите прибор нажатием кнопки питания «Power» (L).

Демонтаж





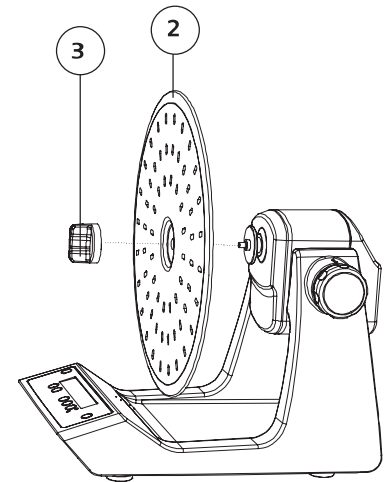

- Отвинтите винт (3).
- Снимите поворотный диск (2).

Монтаж

- Монтаж выполняется в обратном порядке.




Принадлежности

	Обозначение	Описание
	Вставка для пробирок DS 1	Поворотный диск в сборе с 48 зажимами для 48 пробирок Эппендорфа по 1,5 мл диаметром 10 мм
	Вставка для пробирок DS 2	Поворотный диск в сборе с 24 зажимами 24 пробирок по 5 мл диаметром 12 мм
	Вставка для пробирок DS 3	Поворотный диск в сборе с 20 зажимами 20 пробирок по 15 мл диаметром 16 мм
	Вставка для пробирок DS 4	Поворотный диск в сборе с 12 зажимами 12 пробирок по 30 мл диаметром 25 мм
	Вставка для пробирок DS 5	Поворотный диск в сборе с 12 зажимами 12 пробирок по 30 мл диаметром 28 мм
	Универсальный диск DS 6	Поворотный диск с универсальными рисунком отверстий для 32, 24, 12 или 8 зажимов для 36 пробирок Эппендорфа, для 24 пробирок по 5 мл диаметром 12 мм, для 12 пробирок по 15 мл диаметром 16 мм, для 8 пробирок по 30 мл диаметром 25 мм, для 8 пробирок по 30 мл диаметром 28 мм.
	Сменные зажимы Ø 10 DS 6.1	Пакет с 12 сменными зажимами и 12 РТ-винтами
	Сменные зажимы Ø 12 DS 6.2	Пакет с 12 сменными зажимами и 24 РТ-винтами
	Сменные зажимы Ø 16 DS 6.3	Пакет с 12 сменными зажимами и 24 РТ-винтами
	Сменные зажимы Ø 25 DS 6.4	Пакет с 12 сменными зажимами и 24 РТ-винтами
	Сменные зажимы Ø 28 DS 6.5	Пакет с 12 сменными зажимами и 24 РТ-винтами

Техобслуживание и чистка

Прибор не требует техобслуживания.

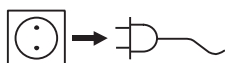

Перед чисткой извлеките сетевой штекер из розетки.

- При чистке прибора пользуйтесь защитными перчатками.
- При чистке нельзя погружать электроприборы в чистящее средство.
- При чистке не допускайте попадания жидкости в прибор.
- При применении отличных от рекомендуемых способов чистки и обеззараживания проконсультируйтесь в компании **ИКА®**.

Чистите прибор **ИКА®** только разрешенными **ИКА®** чистящими средствами:

Загрязнение	Чистящее средство
Красители	Изопропанол
Конструктивные материалы	Содержащая поверхностно-активные вещества вода, Изопропанол
Косметические средства	Содержащая поверхностно-активные вещества вода, Изопропанол

Продукты питания

Содержащая поверхностно-активные вещества вода

Топливо

Содержащая поверхностно-активные вещества вода

Прочие материалы

Проконсультируйтесь в компании **ИКА®**

Заказ запасных частей

При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- тип прибора;
- серийный номер прибора (указан на типовой табличке);
- номер позиции и обозначение запчасти, см. рисунки и список запчастей на сайте www.ika.com.

В случае ремонта

Для ремонта прибор должен быть очищен и освобожден от вредных для здоровья веществ.

Используйте для этого загруженную с сайта **ИКА®** www.ika.com распечатку бланка формуляра «Свидетельство о безопасности».

Отправляйте прибор в оригинальной упаковке. Складской упаковки для обратной отправки недостаточно. Используйте дополнительно подходящую транспортировочную упаковку.

Код ошибки

ИКА® Loopster basic

Возникающая ошибка отображается на дисплее, сопровождается звуковым сигналом и миганием светодиодного индикатора Power.

При сбое во время работы действуйте следующим образом:

- ☞ Выключите аппарат.
- ☞ Примите меры по устранению неисправности, как описано ниже.
- ☞ Снова запустите прибор.

Ошибка	Причина	Последствие	Способ устранения
	Блокировка или перегрузка мотора	Выключение двигателя	- Выключите прибор. - Снизьте нагрузку на двигатель и проверьте легкость хода всех подвижных компонентов. - После этого выполните повторный запуск.

Если неполадка не устраняется посредством описанных мер или отображается другой код ошибки:

- обратитесь в сервисную службу;
- отправьте прибор с кратким описанием неполадки.

ИКА® Loopster digital

При возникновении ошибки на дисплее отображается соответствующий код ошибки, например, Er 4.

При сбое во время работы действуйте следующим образом:

- ☞ Выключите аппарат.
- ☞ Примите меры по устранению неисправности, как описано ниже.
- ☞ Снова запустите прибор.

Ошибка	Причина	Последствие	Способ устранения
Er 3	Слишком высокая температура внутри устройства	Выключение двигателя	- Выключите прибор. - Дайте прибору остыть.
Er 4	Блокировка или перегрузка мотора	Выключение двигателя	- Выключите прибор. - Снизьте нагрузку на двигатель и проверьте легкость хода всех подвижных компонентов. - После этого выполните повторный запуск.

Если неполадка не устраняется посредством описанных мер или отображается другой код ошибки:

- обратитесь в сервисную службу; - отправьте прибор с кратким описанием неполадки.

Технические данные

лок питания

Вход	V	100 - 240
	A	0,8
	Гц	50-60
Выход	V=	24
		24вт.LPS
		(ограниченный источник энергии)
Класс защиты		2(двойная изоляция) <input type="checkbox"/>

Вибрационное устройство

		IKA® Loopster basic	IKA® Loopster digital
Постоянное напряжение	V		24
Потребляемая мощность прибора макс.	Вт	20	24
Потребляемая мощность двигателя	Вт		16
Производимая мощность двигателя	Вт		9
Тип движений			при вращении
Допустимый насыпной вес (вкл. вставку)	кг		2
Угол наклона поворотного диска	°		0 - 90
Настройка угла наклона поворотного диска			плавная
Скорость вращения мин.	об/мин	-	5
Скорость вращения постоянная	об/мин	20	-
Скорость вращения макс.	об/мин	-	80
Отклонение скорости вращения	%	10	5
Регулировка скорости вращения		-	шаг 1 об/мин
Индикация скорости вращения		-	7 сегментов СИД
Таймер		-	Да
Индикация таймера		-	7 сегментов СИД
Режим работы		Продолжительный	Режим таймера и продолжительный режим
Настройка таймера мин.	с	-	1
Настройка таймера макс.	ч:мин	-	99 ч 59 мин
Размеры (ШхВхГ)	мм	300х360х300	300х360х300
Масса	кг	3	3
Допустимая продолжительность включения	%		100
Допустимая температура окружающей среды	°C		+ 4 bis + 50
Допустимая относит. влажность	%		80
Степень защиты согласно DIN EN 60529			IP 21
Категория перенапряжения			II
Класс защиты			II
Уровень загрязнения			2
Диаметр поворотного диска	мм		300
Использование прибора над уровнем моря	м		Макс. 2000

Право на технические изменения сохраняется!

Indicaciones de seguridad

Para su protección



- **Lea todas las instrucciones de uso antes de la puesta en marcha y siga siempre las instrucciones de seguridad.**
- Mantenga estas instrucciones de uso en un lugar al que todos puedan acceder fácilmente.
- Asegúrese de que el aparato sea utilizado únicamente por personal debidamente formado y cualificado.
- Siga siempre las advertencias de seguridad, las directivas legales que correspondan y las normativas sobre protección laboral y prevención de accidentes.
- Lleve siempre el equipo de protección que corresponda a la clase de peligro del fluido que vaya a manipular. De lo contrario, puede sufrir daños debido a:
 - a salpicadura de líquidos,
 - a caída de piezas o componentes,
 - el aplastamiento de partes del cuerpo, cabello, ropa o joyas.
- Coloque el aparato en una área espaciosa e superficie horizontal, estable, limpia, protegida frente a deslizamientos, seca e ignífuga.
- Las patas del aparato deben estar limpias y libres de desperfectos.
- Antes de utilizar el aparato y sus accesorios, asegúrese de que estos no presenten desperfecto alguno. No utilice ningún componente dañado.



- **Atención:** En el caso de las piezas móviles, existe riesgo de aplastamiento entre la mesa agitadora y la carcasa.
- Coloque los recipientes de forma segura sobre la mesa agitadora, sobre la base elegida o sobre el estante correspondiente.
- Sujete bien los accesorios y los tubos de ensayo pues, de lo contrario, estos últimos pueden sufrir daños o caerse.
- Coloque varios tubos de ensayo de manera uniforme.
- Cargue el aparato con muestras de forma homogénea.
- El peso de carga no debe superar los 2 kg. Tenga en cuenta los pesos de agitación máximos permitidos.
- No mueva ni transporte el aparato si está en funcionamiento o si está conectado a la red eléctrica.
- Reduzca la velocidad si
 - el fluido salpica del tubo de ensayo debido a la existencia de una velocidad muy alta
 - el aparato presenta un funcionamiento inestable
 - el aparato y/o los recipientes emplazados empiezan a moverse debido a la acción de fuerzas dinámicas.
- El equipo no está concebido para un funcionamiento manual.

- Tenga en cuenta el peligro que entrañan
 - los materiales inflamables,
 - los dispositivos de vidrio que pueden romperse como consecuencia de una energía de agitación mecánica.
- El aparato puede calentarse durante el funcionamiento.
- Procese únicamente fluidos que no generen una energía peligrosa durante su procesamiento. Esto también se aplica a otras entradas de energía, como es la radiación incidente de luz.
- Procese los materiales que pueden desencadenar enfermedades únicamente en recipientes cerrados y debajo de una campana extractora adecuada. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con **IKA®**.
- **No** utilice el aparato en entornos con peligros de explosión, ni tampoco con sustancias peligrosas ni debajo del agua.
- El trabajo seguro con el aparato sólo estará garantizado si se incluyen los accesorios que se mencionan en el capítulo dedicado a dichos componentes.
- Cuando monte cualquier tipo de accesorio, asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado.
- Desconecte el aparato de la alimentación eléctrica antes de retirar la tapa para ajustar el ángulo de inclinación de la mesa agitadora del aparato.
- No ponga en marcha el aparato con la tapa abierta.
- El aparato sólo puede desconectarse de la red eléctrica si se desenchufa el cable correspondiente.
- La toma de corriente de la pared debe encontrarse en un lugar accesible para el usuario.
- Tras el restablecimiento de un corte en el suministro eléctrico, el **IKA® Loopster basic** no se pone en marcha de forma automática. El **IKA® Loopster digital** no se pone en marcha de forma automática después de restablecerse un corte en el suministro eléctrico.

Para proteger el aparato

- El aparato puede ser abierto por el personal del servicio técnico.
- Los datos de tensión de la placa identificadora deben coincidir con la tensión real de la red.
- Las piezas extraíbles del aparato deben volver a incorporarse en el mismo para evitar la penetración de objetos extraños, líquidos u otras sustancias.
- Procure que el aparato no sufra golpes ni impactos.
- El aparato sólo puede utilizarse con la fuente de alimentación original.

Veiligheidsinstructies

Voor uw bescherming



- **Lees de gebruiksaanwijzing helemaal door vóór de inbedrijfstelling, en neem de veiligheidsvoorschriften in acht.**
- Bewaar de gebruiksaanwijzing op een plaats die voor iedereen toegankelijk is.

- Let erop dat alleen geschoold personeel met het apparaat werkt.
- Neem de veiligheidsvoorschriften, richtlijnen, en voorschriften inzake de veiligheid op de arbeidsplek en inzake ongevalpreventie in acht.

- Draag de persoonlijke beschermingen die nodig zijn volgens de gevaarklasse van het medium dat verwerkt wordt. Verder bestaat er gevaar door:
 - wegspattende vloeistoffen,
 - weggeslingerde delen,
 - vastraken van lichaamsdelen, haar, kledingstukken en sieraden.
- Zet het apparaat vrij op, op een vlakke, stabiele, schone, glijvaste, droge en vuurvaste ondergrond.
- De voeten van het apparaat moeten schoon en onbeschadigd zijn.
- Controleer telkens voor het gebruik of het apparaat en de accessoires niet beschadigd zijn. Gebruik geen beschadigde onderdelen.



- **Let op!** Er bestaat gevaar voor bekneling bij beweeglijke delen tussen schudtafel en behuizing.

- Plaats de houders veilig op de schudtafel of de gekozen drager resp. het blad.
- Bevestig de accessoires en de opgestelde houders goed, want anders kunnen de houders beschadigd of weggeslingerd worden.
- Verdeel meerdere reageerbuizen gelijkmatig over het apparaat.
- Belaad het apparaat uitsluitend gelijkmatig met monsters.
- Het laadgewicht mag niet meer dan 2 kg bedragen. Neem het maximaal toegelaten schudgewicht in acht.
- Beweeg of transporteer het apparaat niet, wanneer het in bedrijf is of wanneer het op het elektriciteitsnet is aangesloten.
- Verlaag het toerental als
 - het medium door een te hoog toerental uit de houder spat
 - het apparaat onrustig werkt
 - het apparaat en/of de opgestelde houders door dynamische krachten beginnen te "lopen".
- Het apparaat is niet bedoeld voor handbediening.
- Let op gevaar door
 - brandbare materialen
 - breuk van het glas door toedoen van mechanische schudenergie.
- Tijdens het bedrijf kan het apparaat warm worden.
- Bewerk uitsluitend media waarbij de door het bewerken veroorzaakte energie-inbreng geen problemen met zich mee zal

brengen. Dit geldt ook voor andere energie-inbrengen, b.v. door licht straling.

- Verwerk ziekteverwekkende materialen uitsluitend in gesloten houders, onder een geschikte afzuiging. Als u vragen heeft, gelieve contact op te nemen met IKA®.
- Gebruik het apparaat **niet** in explosiegevaarlijke omgevingen, met gevaarlijke stoffen of onder water.
- Veilig werken wordt uitsluitend gegarandeerd met de accessoires die beschreven worden in het hoofdstuk "Accessoires".
- Monteer de accessoires **alleen** als de netstekker uit het stopcontact is getrokken.
- Koppel het apparaat van de stroomtoevoer af voordat u het deksel voor instelling van de hellingshoek van de schudtafel van het apparaat verwijdert.
- Stel het apparaat niet in werking met geopend deksel.
- Dit apparaat mag uitsluitend van het elektriciteitsnet worden afgekoppeld door de netstekker/verbindingsstekker van het apparaat uit het stopcontact te trekken.
- De contactdoos voor de aansluiting op het voedingsnet moet gemakkelijk te bereiken zijn.
- Na een onderbreking van de stroomtoevoer zal de **IKA® Loopster basic** niet vanzelf weer opstarten. De **IKA® Loopster digital** zal na een onderbreking van de stroomtoevoer in modus A niet vanzelf weer opstarten.

Voor de bescherming van het apparaat

- Het apparaat mag uitsluitend worden geopend door vakmensen.
- De spanning die vermeld wordt op de typeplaat moet overeenstemmen met de netspanning.
- De verwijderbare apparaatdelen moeten weer op het apparaat worden aangebracht om binnendringing van vreemde voorwerpen, vloeistoffen enz. te verhinderen.
- Voorkom dat het apparaat of de accessoires ergens tegen stoten of slaan.
- Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met de oorspronkelijke voedingsadapter.

Lingua d'origine: tedesco



Avvertenze di sicurezza

Per la Vostra sicurezza



- **Prima della messa in funzione si raccomanda di leggere le istruzioni per l'uso e di osservare attentamente le norme di sicurezza.**

- Conservare con cura le istruzioni per l'uso, rendendole accessibili a tutti.
- L'utilizzo di questo apparecchio è destinato esclusivamente a personale esperto.
- Osservare attentamente le norme di sicurezza, le direttive e le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e antinfortunistica.
- Indossare la propria attrezzatura di protezione in conformità alla classe di pericolo del mezzo sottoposto a lavorazione. Altrimenti può insorgere un rischio a seguito di:
 - spruzzi di liquidi,
 - distacco improvviso di pezzi,
 - Eintrappolamento di parti del corpo, capelli, vestiario e gioielli.
- Posizionare l'apparecchio in una zona spaziosa su una superficie, piana, stabile, pulita, antiscivolo, asciutta e ignifuga.

- I piedini dell'apparecchio devono essere puliti e non danneggiati.
- Prima dell'uso verificare l'eventuale presenza di vizi all'apparecchio o agli accessori. Non utilizzare pezzi danneggiati.



- **Attenzione!** Tra la tavola di scuotimento e l'alloggiamento vi è pericolo di rimanere schiacciati nelle parti in movimento.

- Posizionare i recipienti in sicurezza sulla tavola di scuotimento, sul supporto prescelto o sul ripiano.
- Fissare saldamente gli accessori e i recipienti posizionati per evitare danni o il distacco accidentale dei recipienti di agitazione.
- In caso di più provette, distribuirle uniformemente.
- Caricare uniformemente i campioni sull'apparecchio.
- La portata non deve superare i 2 kg. Attenersi ai pesi massimi ammessi.
- Non spostare né trasportare l'apparecchio quando è in funzione o collegato alla rete elettrica.

- Ridurre il numero di giri se
 - il mezzo fuoriesce dal recipiente a causa dell'eccessiva velocità
 - il movimento diventa irregolare
 - l'apparecchio e/o i recipienti installati cominciano a spostarsi a causa delle forze dinamiche.
- L'apparecchio non è idoneo al funzionamento in modalità manuale.
- Eventuali rischi possono insorgere a seguito di
 - materiali infiammabili
 - rottura di vetri a seguito di forze meccaniche di oscillazione.
- Durante il funzionamento l'apparecchio può scaldarsi.
- Trattare soltanto i mezzi il cui apporto energetico è irrilevante nel processo di lavorazione. Ciò vale anche per altre tipologie di apporto energetico, ad esempio mediante irradiazione luminosa.
- Trattare materiali patogeni esclusivamente in recipienti chiusi sotto un apposito sfiatatoio. Per eventuali domande rivolgersi a IKA®.
- **Non** utilizzare l'apparecchio in atmosfere esplosive, unitamente a sostanze pericolose né immerso nell'acqua.
- Il funzionamento sicuro dell'apparecchio è garantito soltanto con gli accessori descritti nel capitolo "Accessori".
- Staccare la spina di corrente prima di effettuare il montaggio degli accessori.
- Staccare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di ri-

- muovere dall'apparecchio il coperchio per la regolazione dell'angolo di inclinazione della tavola di scuotimento.
- Non far funzionare l'apparecchio con il coperchio aperto.
- La separazione dell'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica avviene solo estraendo la spina dalla rete o dall'apparecchio.
- La presa per la linea di allacciamento alla rete deve essere facilmente raggiungibile e accessibile.
- Dopo un'interruzione dell'alimentazione, IKA® Loopster basic non si riavvia automaticamente. Dopo un'interruzione dell'alimentazione, IKA® Loopster digital non si riavvia automaticamente nella modalità A.

Per la sicurezza dell'apparecchio

- L'apparecchio deve essere aperto esclusivamente da personale qualificato.
- Il valore di tensione indicato sulla targhetta del modello e quello di rete devono coincidere.
- Per evitare l'intrusione di corpi estranei, liquidi ecc., si raccomanda di riposizionare sull'apparecchio eventuali componenti amovibili.
- Evitare urti e colpi violenti all'apparecchio o agli accessori.
- L'apparecchio deve essere azionato esclusivamente con l'alimentatore ad innesto originale.

Originalspråk: tyska



Säkerhetsanvisningar

Skydda dig själv



- **Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda apparaten och observera säkerhetsbestämmelserna.**

- Bruksanvisningen skall förvaras så att den är tillgänglig för alla.

- Se till att endast utbildad personal arbetar med apparaten.
- Observera gällande säkerhetsbestämmelser och direktiv samt föreskrifterna för arbetskydd och olycksförebyggande.
- Personlig skyddsutrustning skall bäras motsvarande riskklassen för det medium som skall bearbetas. Det finns annars risk för:
 - vätskestänk
 - att fragment kan kastas ut
 - att kroppsdelar, hår, klädesplagg eller smycken fastnar.
- Apparaten skall stå fritt på ett jämnt, stabilt, rent, halksäkert, torrt och icke brännbart underlag.
- Apparaten fötter måste vara rena och oskadade.
- Kontrollera före varje användning att apparat och tillbehör inte är skadade. Använd aldrig skadade delar.



- **Obs!** Eklämrisk vid rörliga delar mellan skakbord och hölje.

- Placera kärnen säkert på skakbordet, eller valt stöd eller vald hylla.
- Fäst tillbehör och monterade kärl väl, eftersom skakkärnen annars kan skadas eller lossas
- Placera flera provrör likformigt.
- Låsta endast apparaten jämnt med prover.
- Lastvikten får inte överskrida 2 kg. Följ maximalt tillåten skakningsvikt.
- Flytta eller transportera inte enheten när den är i bruk eller ansluten till elnätet.

- Varvtalet skall reduceras om
 - mediet stänker upp ur kärlet därför att varvtalet är för högt
 - apparaten går ojämnt
 - apparaten och/eller uppställda kärl på grund av dynamiska krafter börjar vandra.
- Apparaten är inte avsedd för manuell drift.
- Observera riskerna med
 - eldfarliga material,
 - glasskärvor på grund av mekanisk skakenergi.
- Under drift kan apparaten upphettas.
- Bearbeta endast medier som tål den energitillförsel som bearbetningen innebär. Detta gäller också energitillförsel i annan form, t.ex. ljusstrålning.
- Sjukdomsframkallande ämnen får endast bearbetas i slutna kärl under ett lämpligt utsug. Vänd er till IKA® om ni har frågor.
- Apparaten får inte användas i explosionsfarlig atmosfär och heller **inte** med farliga ämnen eller under vatten.
- Säkra arbetsförhållanden kan endast garanteras med de tillbehör som beskrivs i kapitlet "Tillbehör".
- Nätkabeln skall vara utdragen när tillbehören monteras.
- Koppla ifrån apparaten från strömförsörjningen innan locket för att justera skakbordets lutningsvinkel tas bort från apparaten.
- Kör aldrig apparaten med öppnat lock.
- Apparaten kopplas inte bort från elnätet förrän nätkabeln lossas.
- Vägguttaget för nätkabeln måste vara lätt tillgängligt.
- Efter ett strömavbrott startas IKA® Loopster basic inte om automatiskt. IKA® Loopster digital startar inte automatiskt om efter ett strömavbrott i läge A.

Skydda instrumentet

- Apparaten får endast öppnas av kompetent fackpersonal.
- Typskyltens spänningsangivelse måste stämma överens med nätspänningen.

Oprindelsessprog: tysk

DA

Sikkerhedshenvisninger

Beskyttelsesforanstaltninger



- **Læs hele driftsvejledningen før ibrugtagningen og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne.**
- Driftsvejledningen skal opbevares sådan, at den er tilgængelig for alle.
- Kontrollér, at kun uddannet personale arbejder med apparatet.
- Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne, direktiver og bestemmelser om arbejdsbeskyttelse og forebyggelse af uheld.
- Brug personbeskyttelsesudstyr svarende til fareklassen af det medie, der skal bearbejdes. Ellers kan da opstå fare p.g.a.
 - stænk af væsker,
 - dele, der slynges ud,
 - kropsdele, hår, beklædningsgenstande og smykker, der kan blive fanget.
- Apparatet skal opstilles frit på en plan, stabil, ren, skridsikker, tør og ildfast overflade.
- Apparatets fødder skal være rene og ubeskadigede.
- Kontrollér apparatet og tilbehør for beskadigelser før hver anvendelse. Beskadigede dele må ikke bruges.



- **OBS!** Der er klemningsfare ved bevægelige dele mellem rystebord og hus.
- Placér beholderne sikkert på rystebordet eller det valgte underlag hhv. hylden.
- Fastgør tilbehørsdele og opstillede apparater korrekt, da rystebordet ellers kan beskadiges eller slynges ud.
- Placer flere reagensglas i regelmæssig afstand.
- Apparatet må kun belastes jævnt med prøver.
- Lastevægten må ikke overskride 2 kg. Vær opmærksom på de maksimale tilladte rystevægte.
- Apparatet må ikke flyttes eller transporteres, når det er i drift hhv. forbundet med strømnettet.
- Sæt omdrejningstallet ned, hvis
 - mediet sprøjter ud af beholderen p.g.a. for højt omdrejningstal,
 - apparatet kører uroligt,
 - apparatet og/eller opstillede beholdere begynder med at flytte sig p.g.a. dynamiske kræfter.

Kildespråk: tysk

NO

Sikkerhetsanvisninger

Personlig sikkerhet



- **Les hele bruksanvisningen før du begynner å bruke apparatet, og følg sikkerhetsanvisningene.**
- Oppbevar bruksanvisningen tilgjengelig for alle.
- Sørg for at kun kvalifisert personell arbeider med apparatet.
- Følg sikkerhetsanvisningene, retningslinjene samt forskriftene for helse, miljø og sikkerhet.

- Avtagbara apparatdelar måste sättas tillbaka för att förhindra att främmande föremål, vätskor etc. tränger in i apparaten.
- Se till att apparaten eller tillbehören inte utsätts för stötar eller slag.
- Apparatet får endast användas med originalnättaggregatet.

- Apparatet er ikke egnet til manuel drift.
- Vær opmærksom på farer, som skyldes
 - antændelige materialer,
 - glasbrud p.g.a. mekanisk rysteenergi.
- Apparatet kan blive varmt under driften.
- Der må kun bearbejdes medier, hvor tilførsel af energi ved bearbejdningen er ubetænkelig. Dette gælder også for anden energi tilførsel, f.eks. fra lys.
- Sygdomsfremkaldende materialer må kun bearbejdes i lukkede beholdere under et egnet aftræk. Henvend Dem til **IKA®**, hvis De har spørgsmål.
- Apparatet må **ikke** drives i atmosfærer med eksplosionsfare, med farlige stoffer og under vand.
- Der kan kun arbejdes på en sikker måde med tilbehør, som beskrives i kapitlet "Tilbehør".
- Tilbehør må kun monteres, mens netstikket er trukket ud.
- Apparatet skal kobles fra strømforsyningen, inden man fjerner låget fra apparatet for at indstille rystebordets hældningsvinkel.
- Apparatet må ikke drives med låget åbnet.
- Apparatet kobles kun fra strømnettet, hvis netstikket hhv. apparatets stik trækkes ud.
- Stikdåsen til netledningen skal være let tilgængelig.
- Efter en afbrydelse af strømforsyningen starter **IKA® Loopster basic** ikke af sig selv igen. **IKA® Loopster digital** starter ikke af sig selv igen efter en afbrydelse af strømforsyningen i tilstand A.

Beskyttelse af apparatet

- Apparatet må kun åbnes af en sagkyndig.
- Spændingsværdien på typeskiltet skal stemme overens med netspændingen.
- Aftagelige dele af apparatet skal monteres på apparatet igen for at forhindre indtrængning af fremmedlegemer, væsker osv..
- Undgå, at apparatet eller tilbehør udsættes for stød eller slag.
- Apparatet må kun anvendes sammen med den oprindelige netadapater.

- Plasser apparatet på en jevn, stabil, ren, skilsikkert, tørr og brann bestandig overflate.
- Føttene på apparatet må være rene og uskadde.
- Kontroller apparatet og tilbehør hver gang før bruk med tanke på skader. Skadde deler skal ikke brukes.



- **Fare!** Fare for klemming ved bevegelige deler mellom risteplaten og huset.

- Plasser karene sikkert på risteplaten, den valgte holderen eller skuffen.
- Fest tilbehør og påmonterte beholdere godt for at ristebeholdere ikke skal skades eller kunne slynges av.
- Plasser flere reagensglass jevnt.
- Last apparatet jevnt med prøver.
- Nyttelasten må ikke overskride 2 kg. Observer den maksimale tillatte vekten på risteapparatet.
- Ikke flytt eller transporter apparatet når det er i bruk eller koplet til strømmettet.
 - Reduser hastigheten hvis
 - mediumet sprøytes ut av beholderen som en følge av for høy hastighet,
 - det oppstår ujevn gange,
 - apparatet og/eller påsatte kar kan begynne å bevege seg pga. dynamiske krefter.
- Apparatet er ikke egnet for hånddrift.
- Vær oppmerksom på eventuelle farer som skyldes
 - brannfarlige materialer,
 - ødelagt glass som følge av den mekaniske risteenergien.
- Apparatet kan bli varmt når det brukes.
- Bearbeid kun medier som tåler energien som påføres under

bearbeidingen. Dette gjelder også andre energiformer som f.eks. lysstråling.

- Patogene materialer skal bare bearbeides i lukkede beholdere under et egnet avtrekk. Ved spørsmål vennligst ta kontakt med **IKA®**.
- Apparatet må **ikke** brukes i eksplosjonsfarlige atmosfærer, med farlige stoffer og under vann.
- Trygge arbeidsforhold sikres kun når tilbehøret beskrevet i kapitlet «Tilbehør» brukes.
- Tilbehøret skal kun monteres når strømforbindelsen er koplet fra.
- Koble apparatet fra strømforsyningen før du tar av lokket for å justere hellingsvinkelen på risteplaten.
- Ikke bruk apparatet med lokket åpent.
- Apparatet kan kun koples fra strømmettet ved at strøm- eller apparatkontakten trekkes ut.
- Stikkkontakten for nettilkopplingsledningen må være lett tilgjengelig.
- Etter strøbrudd kjører **IKA® Loopster basic** ikke igjen av seg selv. I modus A går **IKA® Loopster digital** ikke i gang av seg selv igjen etter et strøbrudd.

Beskyttelse av apparatet

- Apparatet skal kun åpnes av en kvalifisert fagmann.
- Spenningsverdien på typeskiltet må stemme overens med nettspenningen.
- Avtakbare apparatdeler må settes på apparatet igjen for å hindre at fremmedlegemer, væsker osv. trenger inn.
- Pass på at apparatet og tilbehøret ikke utsettes for støt og slag.
- Apparatet må bare brukes med den originale kontaktnettadapteren.

Alkukielii: saksa

FI

Turvallisuusohjeet

Oman turvallisuutesi vuoksi



- **Lue käyttöohje huolella ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.**

- Säilytä käyttöohje helposti käsillä olevassa paikassa.
- Huolehdi siitä, että laitetta käyttää vain koulutettu henkilökunta.
- Noudata turvallisuusohjeita, määräyksiä sekä työsuojelu- ja tapaturmantorjuntaohjeita.
- Käytä käsiteltävän materiaalin riskiluokitusta vastaavia henkilökohtaisia suojavarusteita. Muuten vaaraa voivat aiheuttaa:
 - nesteiden roiskuminen,
 - osien sinkoutuminen,
 - ruumiinosien, hiusten, vaatteiden ja korujen takertuminen.
- Aseta laite tasaiselle, tukevalle, puhtaalle, pitävälle, kuivalle ja palamattomalle alustalle.
- Laitteen jalkojen pitää olla puhtaat ja ehjät.
- Tarkasta laitteen ja tarvikkeiden kunto ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä vaurioituneita osia.



- **Huomautus!** Liikkuvat osat ravistelijan ja kotelon välillä aiheuttavat puristumisvaaran.

- Aseta astiat tukevasti ravistelijaan tai valitulle alustalle, kuten tarjottimelle.

- Kiinnitä tarvikkeet ja astiat hyvin, koska täristysastiat saattavat muuten vaurioitua tai irrota.
- Sijoita laitteeseen tasaisesti useita koeputkia.
- Aseta näytteet tasaisesti laitteelle.
- Kuorma ei saa olla yli 2 kg. Huomioi ravistelijan suurin sallittu paino.
- Älä siirrä tai kuljeta laitetta sen ollessa käytössä tai liitettynä sähköverkkoon.
- Pienennä pyörimisnopeutta, jos
 - materiaalia roiskuu astiasta liian suuren pyörimisnopeuden vuoksi,
 - laite toimii epätasaisesti,
 - laite ja/tai asetetut astiat alkavat liikkua dynaamisten voimien vaikutuksesta.
- Laite ei sovellu käsikäyttöön.
- aaraa voivat aiheuttaa:
 - esyntyvät materiaalit,
 - mekaanisen täristysenergian aiheuttama lasirikko.
- Laite voi kuumentua käytön aikana.
- Käsittele täristimellä ainoastaan sellaisia materiaaleja, joissa tärinän aiheuttama energianlisäys on vähäinen. Tämä koskee myös muita energialisäyksiä esim. auringonvalosta.

- Terveydelle haitallisia aineita saa käsitellä vain suljetussa astiassa asianmukaisen poistoimurin alla. Lisätietoja antaa IKA®.
- Laitetta **ei** saa käyttää räjähdysalttiissa tiloissa, vaarallisten aineiden käsittelyyn eikä veden alla.
- Laitteen turvallinen toiminta on taattu ainoastaan Tarvikkeet-kap paleessa kuvattuja tarvikkeita käytettäessä.
- Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen tarvikkeen asennusta.
- Irrota laite sähköverkosta ennen kannen irrottamista laitteesta ravistelijan kaltevuuskulman säätämiseksi.
- Laitetta ei koskaan saa käyttää kannen ollessa auki.
- Laite erotetaan verkkojännitteestä irrottamalla verkkojohto pistorasiasta tai laitteesta.
- Verkkojohdon pistorasian pitää olla helposti ulottuvilla ja saatavilla.

- Sähkökatkon jälkeen IKA® Loopster basic ei käynnisty itsestään uudelleen. IKA® Loopster digital ei käynnisty sähkökatkon jälkeen itsestään uudelleen tilassa A.

Laitteen suojaamiseksi

- Laitteen saa avata vain valtuutettu asentaja.
- Varmista, että verkkojännite vastaa tyyppikilven tietoja.
- Irrotettavat laitteen osat pitää kiinnittää takaisin paikoilleen epäpuhtauksien, nesteiden jne. pääsyn estämiseksi.
- Varo kohdistamasta iskuja laitteeseen tai tarvikkeisiin.
- Laitetta saadaan käyttää vain yhdessä alkuperäisen verkkolaitteen kanssa.

Idioma original: alemão



Instruções de segurança

Para sua segurança



- **Antes de ligar o aparelho, recomendamos a leitura atenta das instruções de utilização e a observação cuidadosa das normas de segurança.**
- Guarde estas instruções de utilização com cuidado, em local acessível a todos.

- Lembre-se de que a utilização deste aparelho é reservada exclusivamente a pessoas especializadas.
- Respeite com atenção as normas de segurança, as directivas e as disposições em matéria de segurança e higiene no local de trabalho.
- Use o seu equipamento pessoal de protecção conforme a classe de perigo do meio que estiver a ser processado. De qualquer modo, pode haver risco de:
 - salpicos de líquidos,
 - projecção imprevista de peças,
 - partes do corpo, cabelos, vestuário e jóias ficarem presos.
- Coloque o aparelho em cima de uma superfície plana, estável, limpa, antiderrapante, seca e ignífuga.
- Os pés do aparelho deve estar limpos e em perfeito estado.
- Antes de usar, verifique a eventual existência de vícios no equipamento ou nos respectivos acessórios. Não utilize peças danificadas.



- **Atenção!** Existe o perigo de esmagamento nas peças móveis entre a mesa vibratória e o corpo.

- Coloque os recipientes de forma segura sobre a mesa vibratória, no invólucro escolhido ou na prateleira.
- Fixe firmemente os acessórios e recipientes colocados para evitar danos ou projecção accidental dos recipientes de agitação.
- Posicione vários tubos de ensaio de forma regular.
- Carregue o aparelho com amostras uniformemente.
- O peso de carga não deve ultrapassar os 2 kg. Tenha em atenção as densidades máximas admissíveis.
- Não mova ou transporte o aparelho, quando está em funcionamento ou ligado à rede eléctrica.
- Diminua o número de rotações se:
 - o meio sair para fora do recipiente devido a velocidade excessiva,
 - o movimento se tornar irregular,
 - o aparelho e/ou os recipientes colocados começam a deslocar-se devido a forças dinâmicas.

- O aparelho não é adequado para o funcionamento manual.
- Cuidado com os riscos decorrentes de:
 - uso de materiais inflamáveis,
 - ruptura de vidro por acção de forças mecânicas de oscilação.
- Durante o funcionamento, o aparelho pode aquecer demasiado.
- Trabalhe apenas com meios cujo contributo energético no processo de trabalho é irrelevante. O mesmo também se aplica a outros tipos de energia produzida por outros meios, como por exemplo, através da irradiação de luz.
- Trate todos os materiais patogénicos exclusivamente em recipientes fechados, sob um exaustor apropriado. Para eventuais perguntas, contacte a IKA®.
- **Não** use o aparelho em atmosferas explosivas, com substâncias perigosas ou debaixo de água.
- O funcionamento seguro do aparelho só é garantido se for usado com os acessórios descritos no capítulo "Acessórios".
- Desligue a ficha da corrente antes de montar os acessórios.
- Remova o aparelho da fonte de alimentação antes de retirar a tampa para ajustar o ângulo de inclinação da mesa vibratória do aparelho.
- Não utilize o aparelho com a tampa aberta.
- O aparelho só é desligado da rede eléctrica retirando a ficha da tomada de rede ou do aparelho.
- A tomada de ligação à rede tem de estar num sítio próximo do aparelho e facilmente acessível.
- Após uma interrupção da alimentação eléctrica, o Loopster basic da IKA® não reinicia sozinho. O Loopster digital da IKA® não reinicia sozinho após uma interrupção da alimentação eléctrica no Modo A.

Para segurança do aparelho

- A abertura do aparelho é permitida, exclusivamente, a pessoas especializadas.
- O valor de tensão indicado na placa de características do modelo deve coincidir com o valor da tensão de rede.
- Para evitar a entrada de objectos estranhos, líquidos ou outras substâncias, recomendamos repor os eventuais componentes amovíveis no aparelho.
- Evite choques e pancadas violentas no aparelho e nos acessórios.
- O aparelho deve ser posto a funcionar, exclusivamente, com o alimentador com a tomada original.

Υποδείξεις ασφαλείας

Για τη δική σας προστασία



- **Μελετήστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πριν από τη θέση σε λειτουργία και λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας.**
- Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο σε όλους.
- Λάβετε υπόψη ότι μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό επιτρέπεται να εργάζεται με τη συσκευή.
- Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τους κανονισμούς προστασίας της εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων.
- Χρησιμοποιείτε τα ατομικά μέσα προστασίας ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου του υπό επεξεργασία υλικού. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος από:
 - την εκτίναξη σταγονιδίων και την εξάτμιση υγρών,
 - Εκσφενδονισμός εξαρτημάτων,
 - την παράσυρση μελών του σώματος, μαλλιών, ενδυμάτων και κοσμημάτων.
- Τοποθετήστε τη βάση ελεύθερη σε επίπεδη, σταθερή, καθαρή, αντιολισθητική, στεγνή και πυράντοχη επιφάνεια.
- Τα πέλματα της συσκευής πρέπει να είναι καθαρά και να μην έχουν υποστεί ζημιές.
- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τη συσκευή και τα παρελκόμενα για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά εξαρτήματα.



- **Προσοχή!** Τα κινητά εξαρτήματα μεταξύ της δονούμενης τράπεζας και του περιβλήματος εκκινούν κίνδυνο σύνθλιψης.
- Τοποθετείτε τα δοχεία με ασφαλή τρόπο στη δονούμενη τράπεζα ή στην επιλεγμένη βάση ή στο ράφι.
- Στερεώνετε καλά τα παρελκόμενα, διότι αλλιώς μπορούν να υποστούν ζημιές ή να εκτοξευθούν τα δονούμενα δοχεία.
- Σε περίπτωση πολλών δοκιμαστικών σωλήνων, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί ομοιόμορφα.
- Φορτώνετε η συσκευή μόνο συμμετρικά με δείγματα.
- Το βάρος φόρτωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 kg. Λαμβάνετε υπόψη το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο ανάδευσης.
- Μην μετακινείτε ή μεταφέρετε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία ή συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Μειώστε τον αριθμό στροφών, εάν
 - το μέσο εκτοξεύεται από το δοχείο λόγω υπερβολικού αριθμού στροφών,
 - προκύψει ανώμαλη λειτουργία
 - η συσκευή και/ή τα τοποθετημένα δοχεία αρχίζουν να μετακινούνται λόγω μηχανικών δυνάμεων.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χειροκίνητη λειτουργία.
- Λαμβάνετε υπόψη το ενδεχόμενο κίνδυνο από
 - καύσιμα, εύφλεκτα υλικά,
 - θραύση γυαλιού λόγω μηχανικής δονητικής ενέργειας.
- Η συσκευή μπορεί να θερμανθεί κατά τη λειτουργία.
- Επεξεργάζεστε αποκλειστικά υλικά για τα οποία η προσθήκη ενέργειας κατά την επεξεργασία είναι ακίνδυνη. Το αυτό ισχύει επίσης για άλλες προσθήκες ενέργειας, π.χ. από φωτεινή ακτινοβολία.
- Επεξεργάζεστε παθογόνα υλικά αποκλειστικά σε κλειστά δοχεία κάτω από κατάλληλο απορροφητήρα. Για ερωτήματα απευθύνεστε στην εταιρεία **IKA®**.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες, με επικίνδυνες ουσίες και κάτω από νερό.
- Η ασφαλής εργασία εξασφαλίζεται μόνο με τα παρελκόμενα που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Παρελκόμενα».
- Εγκαθιστάτε τα παρελκόμενα μόνο όταν το φινιρίσμα του ηλεκτρικού καλωδίου δεν είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος προτού αφαιρέσετε από τη συσκευή το καπάκι για τη ρύθμιση της γωνίας κλίσης της δονούμενης τράπεζας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ανοικτό καπάκι.
- Η αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο παροχής ρεύματος εξασφαλίζεται μόνο με αποσύνδεση του φινιρίσματος του ηλεκτρικού καλωδίου ή του καλωδίου της συσκευής.
- Η πρίζα για το καλώδιο σύνδεσης με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Ύστερα από διακοπή ρεύματος, η συσκευή **IKA® Loopster basic** δεν τίθεται και πάλι αυτόματα σε λειτουργία. Η συσκευή **IKA® Loopster digital** δεν τίθεται και πάλι αυτόματα σε λειτουργία στην κατάσταση λειτουργίας A ύστερα από διακοπή ρεύματος.

Για την προστασία της συσκευής

- Η συσκευή επιτρέπεται να ανοίγεται μόνο από ειδικό τεχνικό.
- Τα στοιχεία τάσης της πινακίδας τύπου πρέπει να ταυτίζονται με την τάση δικτύου.
- Τα αφαιρούμενα εξαρτήματα της συσκευής πρέπει να εγκαθίστανται και πάλι σε αυτήν προκειμένου να αποτρέπεται η διείσδυση ξένων σωμάτων, υγρών κλπ.
- Αποφεύγετε τραντάγματα και κτυπήματα στη συσκευή ή στα παρελκόμενα.
- Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με το αυθεντικό βυσματωτό τροφοδοτικό.

Wskazówki bezpieczeństwa

Ochrona użytkownika



- **Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa.**
- Instrukcja obsługi powinna być przechowywana w miejscu dostępnym dla wszystkich.
- Dopiłnować, aby urządzenie było obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel.

- Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, dyrektyw i przepisów bhp.
- Stosować osobiste wyposażenie ochronne odpowiednie do klasy niebezpieczeństwa używanego medium. W przeciwnym wypadku istnieje zagrożenie spowodowane:
 - pryskaniem cieczy,
 - wypadnięciem części,
 - wciągnięciem części ciała, włosów, fragmentów odzieży i ozdób.

- Urządzenie ustawić na płaskiej, stabilnej, antypoślizgowej, suchej i ogniotrwałej powierzchni.
- Podstawki urządzenia muszą być czyste i nieuszkodzone.
- Urządzenie i akcesoria sprawdzić przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń. Nigdy nie używać uszkodzonych części.



• **Uwaga!** Ryzyko zakleszczenia w przypadku ruchomych części między stołem oscylacyjnym i obudową.

- Ustawić stabilnie pojemniki na stole oscylacyjnym lub wybranej nakładce lub panelu.
- Zamocować dobrze akcesoria i ustawić naczynia, ponieważ w przeciwnym wypadku naczynia podczas wstrząsów mogą ulec uszkodzeniu lub wypadnięciu.
- Ustawić kilka próbek jednocześnie.
- Urządzenie zasilac próbkami wyłącznie w równomierny sposób.
- Masa ładunku nie może przekroczyć 2 kg. Przestrzegać maksymalnie dopuszczalnych mas w procesie oscylacyjnym.
- Nie poruszać ani nie transportować urządzenia, jeżeli nadal pracuje lub jest podłączone do sieci zasilającej.
- Prędkość obrotowa wymaga zmniejszenia w wypadku:
 - pryskania medium na zewnątrz urządzenia na skutek zbyt wysokiej prędkości obrotowej,
 - wystąpienia nierównomiernego biegu,
 - urządzenie i/lub nałożone pojemniki zaczynają przemieszczać się pod wpływem sił dynamicznych.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do trybu ręcznego.
- Uwzględnić zagrożenia wynikające z:
 - stosowania materiałów łatwopalnych,
 - pęknięcia szkła na skutek działania sił mechanicznych.
- Urządzenie może się nagrzewać w czasie pracy.
- Stosować wyłącznie media, których obróbka nie powoduje

- emisji energii. Odnosi się to również do innych emisji energii, np. z powodu działania promieni słonecznych.
- Materiały rakotwórcze można obrabiać wyłącznie w zamkniętych naczyniach z odpowiednim odciążeniem. W razie pytań prosimy o kontakt z firmą **IKA®**.
- **Nie** korzystaj z urządzenia, jeśli w powietrzu nagromadziły się substancje wybuchowe, a także nie stosować do substancji niebezpiecznych i pod wodą.
- Bezpieczna praca jest zapewniona wyłącznie z akcesoriami opisanymi w rozdziale "Akcesoria".
- Akcesoria montować wyłącznie przy wyciągniętej wtyczce.
- Odłączyć urządzenie od zasilania przed demontażem pokrywy do ustawiania kąta pochylenia stołu oscylacyjnego urządzenia.
- Nie używać urządzenia z otwartą okrywą.
- Odłączenie od sieci zasilającej następuje tylko po wyciągnięciu wtyczki sieciowej lub wtyczki urządzenia.
- Po przerwie w dopływie prądu lub po mechanicznym przerwaniu operacji dyspergowania urządzenie nie uruchamia się ponownie w sposób samoczynny.
- Po przerwie w zasilaniu **IKA® Loopster basic** nie załącza się ponownie samoczynnie. **IKA® Loopster digital** nie załącza się ponownie samoczynnie w trybie A po przerwie w zasilaniu.

Ochrona urządzenia

- Urządzenie może być otwierane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Informacja o napięciu podana na tabliczce znamionowej musi się zgadzać z napięciem sieciowym.
- Zdemontowane części urządzenia muszą być ponownie zamontowane, aby do jego wnętrza nie dostały się obce ciała, ciecze itp.
- Unikać obijania i uderzeń o urządzenie i akcesoria.
- Urządzenie powinno być używane tylko z oryginalnym zasilaczem.

Výchozí jazyk: němčina



Bezpečnostní upozornění

K Vaší ochraně



• **Před uvedením přístroje do provozu si kompletně přečtěte návod k použití a dodržujte pečlivě bezpečnostní pokyny.**

• Návod k provozu uložte, aby byl přístupný pro všechny příslušné pracovníky.

- Dbejte na to, aby s přístrojem pracoval pouze řádně vyškolený personál.
- Dodržujte bezpečnostní instrukce, směrnice, předpisy pro zajištění bezpečnosti práce a předpisy protiúrazové zábrany.
- Noste svoje osobní ochranné vybavení v souladu s třídou nebezpečí zpracovávaného média. Jinak vyvstává ohrožení vlivem:
 - vystřikování kapalin,
 - vymrštění součástí,
 - zachycením částí těla, vlasů, kusů oděvu a ozdob nebo šperků.
- Postavte stativ volně na rovnou, stabilní, čistou, nekluznou, suchou a nehořlavou plochu.
- Patky přístroje musejí být čisté a nepoškozené.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou přístroj a přísůlšenství poškozeny. Nepoužívejte poškozené součásti.



• **Pozor!** U pohyblivých dílů mezi vibračním stolem a krytem existuje riziko pohmoždění.

- Nádoby ukládejte bezpečně na vibrační stůl nebo zvolenou podložku, resp. polici.

- Dobře upevněte součásti příslušenství a instalované nádoby, neboť jinak se nádoby mohou poškodit nebo vymrstit.
- Je-li více zkumavek, rozmístěte je rovnoměrně.
- Vzorky do zařízení vkládejte zásadně rovnoměrně.
- Hmotnost zátěže nesmí překročit 2 kg. Respektujte maximální přípustné hmotnosti médií pro třepání.
- Zařízením nepohybujte ani je nepřeprogramujte, když je v provozu, resp. když je připojeno k elektrické síti.
- Snižte otáčky, když
 - médium vlivem příliš vysokých otáček vystřikuje z nádoby,
 - vzniká neklidný chod,
 - zařízení nebo na něm uložené nádoby se začínají pohybovat v důsledku působení dynamických sil.
- Přístroj není vhodný pro ruční provoz.
- Mějte na zřeteli ohrožení vlivem
 - zápalných materiálů,
 - rozbití skla mechanickou vibrační energií.
- V provozu se může přístroj zahřívát.
- Pracujte pouze s médii, u nichž je vložení energie vlivem zpracování neškodné. To platí rovněž pro jinou vloženou energii, např. vlivem ozáření světlem.

- Materiály, které vyvolávají nemoci, zpracovávejte jen v zavřených nádobách při zajištění vhodného odtahu. Pokud byste měli jakékoli dotazy, obraťte se laskavě na firmu **IKA®**.
- **Nepoužívejte** přístroj v atmosférách ohrožených výbuchem, s nebezpečnými látkami a pod vodou.
- Bezpečná práce je zajištěná pouze s příslušenstvím, které je popsáno v kapitole "Příslušenství".
- Příslušenství montujte pouze tehdy, je-li vytažená síťová zástrčka přístroje.
- Než ze zařízení odstraníte kryt k nastavení úhlu sklonu vibračního stolu, odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Zařízení nikdy nepoužívejte s otevřeným krytem.
- Odpojení od napájecí elektrické sítě se u přístroje provádí pouze vytáhnutím síťové, resp. přístrojové zástrčky.
- Zásuvka pro připojovací síťový vodič musí být lehce dosažitelná a přístupná.

- Po ukončení přerušení přívodu elektrické energie se zařízení **IKA® Loopster basic** samostatně opětovně nespustí. Zařízení **IKA® Loopster digital** se po ukončení přerušení přívodu elektrické energie v režimu A samostatně opětovně nespustí.

Na ochranu přístroje

- Přístroj smí otevírat pouze odborný pracovník.
- Údaj o napětí na typovém štítku přístroje musí souhlasit s napětím elektrické sítě.
- Odnímatelné části přístroje je opět nutno instalovat na přístroj, aby se tak zamezilo vnikání cizích předmětů, tekutin atd.
- Vyvarujte se nárazům nebo úderům na přístroj nebo na příslušenství.
- Přístroj se smí provozovat pouze s originálním síťovým zdrojem.

Forrásnyelv: német



Biztonsági utasítások

Az Ön védelme érdekében



- **Üzembehelyezés előtt gondosan olvassa el a használati utasítást, és vegye figyelembe a biztonsági előírásokat.**
- A használati utasítást tárolja olyan helyen, ahol mindenki hozzáférhet.

- Ügyeljen arra, hogy a készüléken csak megfelelően kioktatott személy dolgozzon.
- Tartsa be a biztonsági előírásokat, valamint a munkavédelmi és balesetelhárítási szabályok irányelveit.
- Viseljen a feldolgozandó anyag veszélyességi osztályának megfelelő személyes védőeszközöket. A veszélyforrások a következők:
 - folyadékok kifröccsenése
 - részecskék kirepülése
 - testrészek, haj, ruhadarabok és ékszerek elragadása.
- Helyezze a műszerállványt szabadon egy sík, stabil, tiszta, nem csúszós, száraz és tűzálló felületre.
- A készülék lábait legyenek tiszták és sértetlenek.
- Minden alkalmazás előtt vizsgálja meg, nem sérült-e a készülék vagy valamelyik tartozéka. Sérült részeket ne használjon.



- **Figyelem!** A rázóasztal mozgó részei és a ház közötti hézag beszorulásveszélyes.

- Az edényeket biztonságosan helyezze a rázóasztalra vagy a választott alátételre, ill. tálcára.
- Jól rögzítse a tartozékokat és a felhelyezett edényt. Ha a rögzítés nem megfelelő, a rázóedény megsérülhet vagy kilöködhet.
- Helyezzen el több kémcsövet egyenletesen.
- A készüléket mindig egyenletesen terhelje a mintákkal.
- A terhelés nem haladhatja meg a 2 kg-ot. Ügyeljen a megengedett maximális rázóúnyokra.
- Ne mozgassa és ne helyezze át a készüléket működés közben, ill. ha feszültség alatt áll.
- Csökkentse a fordulatszámot, ha
 - a túl magas fordulatszám következtében kifröccsen a kezelt anyag,
 - a készülék futása nem sima,
 - a készülék és/vagy a ráhelyezett edények a dinamikus erők miatt mozgásba jönnek.

- A készülék kézi működtetésre nem alkalmas.
- Ügyeljen arra, hogy veszélyhelyzet léphet fel
 - gyúlékony anyagok kezelésénél,
 - a mechanikus rázóenergia következtében fellépő üvegtrórsnél.
- Üzemelés közben a készülék felmelegedhet.
- Csak olyan anyagokkal dolgozzon, amelyeknél a feldolgozás során átadott energia jelentéktelennek minősül. Ez érvényes más energia (pl. fényenergia) bevitelénél is.
- Fertőzést okozó anyagokkal csak zárt edényekben, egy megfelelő elszívás mellett dolgozzon. Kérdéseivel forduljon a **IKA®** céghez.
- **Ne** üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes légtérben, veszélyes anyagokkal és víz alatt.
- Biztonságosan csak a "Tartozékok" fejezetben felsorolt tartozékok alkalmazásával lehet dolgozni.
- A tartozékok felszerelésekor a készülék csatlakozóját húzza ki az elektromos hálózatról.
- Áramtalanítsa a készüléket, mielőtt a rázóasztal dőlésszögének a beállításához leveszi a fedelet.
- Ne használja a készüléket nyitott fedéllel.
- Ha a készüléket le akarja választani az energiaellátó hálózatról, akkor húzza a csatlakozót a hálózatról vagy a készülékből.
- A hálózati csatlakozó vezeték csatlakozó aljzatának könnyen elérhetőnek és hozzáférhetőnek kell lennie.
- Az áramellátás megszakítása után az **IKA® Loopster basic** nem indul újra automatikusan. Az **IKA® Loopster digital** A üzemmódban nem indul újra automatikusan az áramellátás megszakítása után.

A készülék védelme érdekében

- A készüléket csak szakember nyithatja fel.
- A készülék típusjelző tábláján megadott feszültség érték egyezzen meg a hálózati feszültséggel.
- A készülék levehető részeit újra vissza kell szerelni, hogy a szennyeződések, folyadékok stb. ne juthassanak be.
- Tilos a készüléket és tartozékait lökdösní vagy ütni.
- A készülék csak az eredeti hálózati csatlakozóval működtethető.

Varnostna navodila

Za vašo zaščito



- **Pred zagonom v celoti preberite Priročnik za uporabo in upoštevajte varnostna navodila.**
- Priročnik za uporabo shranite na vsem dostopnem mestu.
- Poskrbite, da z napravo dela le izučeno osebje.
- Upoštevajte varnostna navodila, smernice in predpise za varstvo pri delu ter preprečevanje nesreč.
- Nosite osebno zaščitno opremo v skladu z razredom nevarnosti medija, ki ga obdelujete, sicer obstaja nevarnost:
 - brizganja tekočin,
 - hitrega izmeta delov,
 - ujetja delov telesa, las, oblačil in nakita.
- Napravo postavite na ravno, stabilno, čisto, nehrsečo, suho in negorljivo podlago z dovolj prostora.
- Podstavki naprave morajo biti čisti in nepoškodovani.
- Pred vsako uporabo preverite, ali sta naprava in oprema nepoškodovani. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih delov.



- **Pozor!** Pri premičnih delih med stresalno mizo in ohišjem obstaja nevarnost zmečkanja.
- Posode varno postavite na stresalno mizo ali zeleno podlago oziroma na pladenj.
- Dobro pritrdite opremo in nameščene posode, saj se lahko sicerposode poškodujejo ali izvržejo.
- Enakomerno namestite več reakcijskih epruvet.
- Napravo morate z vzorci vedno obremeniti enakomerno.
- Obremenitev ne sme presežati 2 kg. Upoštevajte največje dovoljene teže za stresanje.
- Naprave ne premikajte ali transportirajte, če je v stanju obratovanja oziroma priključena na napajanje.
- Število vrtljajev zmanjšajte, če:
 - medij zaradi previsokih vrtljajev brizga iz posode,
 - naprava teče neenakomerno
 - naprava in/ali posode na njej se lahko zaradi dinamičnih sil začnejo premikati.

- Naprava ni namenjena za ročni pogon.
- Pazite na nevarnost zaradi
 - vnetljivih materialov
 - pokanja stekla zaradi mehanskega tresenja.
- Med delovanjem se lahko naprava segreje.
- Obdelujte le medije, pri katerih obdelava ne dovaja občutne energije. To velja tudi za druge dovode energije, npr. zaradi svetlobnega obsevanja.
- Materiale, ki povzročajo bolezni, obdelujte samo v zaprtih posodah pod primerno napo. Za kakršna koli vprašanja se posvetujte z IKA®.
- Naprave **ne** uporabljajte v eksplozijsko ogroženih atmosferah, z nevarnimi snovmi in pod vodo.
- Varo delo zagotavljamo le z opremo, ki je opisana v poglavju "Oprema".
- Opremo namestite le pri izvlečenem omrežnem vtikaču.
- Odklopite napravo z napajanja, preden odstranite pokrov za nastavljanje kota nagiba stresalne mize.
- Naprave ne uporabljajte z odprtim pokrovom.
- Napravo izključite iz električnega omrežja samo, kadar izvlečete omrežni vtič oziroma vtič naprave.
- Priključna vtičnica električnega omrežja mora biti enostavno dosegljiva in dostopna.
- Po prekinitvi dovoda napajanja se IKA® Rocker 3D basic ne zažene znova sama od sebe. Po prekinitvi dovoda napajanja se IKA® Rocker 3D digital v načinu A ne zažene znova sama od sebe.

Za zaščito naprave

- Napravo sme odpreti le strokovno osebje.
- Nazivna napetost na tipski ploščici se mora ujemati z omrežno napetostjo.
- Snemljive dele ponovno namestite nazaj na napravo. Tako preprečite vdor tujkov, tekočin itd.
- Preprečite udarce in druge sunke na napravo in opremo.
- Napravo je dovoljeno uporabljati samo z originalnim omrežnim napajalnikom.

Bezpečnostné pokyny

Pre vašu ochranu



- **Prečitajte si celý návod na obsluhu už pred uvedením zariadenia do prevádzky a rešpektujte bezpečnostné pokyny.**
- Návod na obsluhu uložte tak, bol prístupný pre každého.
- Dbajte, aby so zariadením pracovali iba zaškolení pracovníci.
- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, smernice, predpisy na

- ochranu zdravia pri práci a na predchádzanie úrazom.
- Používajte osobné bezpečnostné pomôcky zodpovedajúce triede nebezpečenstva upravovaného média. Nedodržaním tejto požiadavky vzniká ohrozenie v dôsledku možnosti:
 - Odstrekujúcich kvapalín,
 - Vymršťovania dielcov,
 - Zachytenia častí tela, vlasov, oblečenia a šperkov.

- Zariadenie položte voľne na rovný, stabilný, čistý, nekĺzavý, suchý a nehorľavý povrch.
- Nohy zariadenia musia byť čisté a nesmú byť poškodené.
- Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie ani príslušenstvo nie je poškodené. Nepoužívajte žiadne poškodené diely.



- **Pozor!** Medzi vibračným stolom a krytom hrozí nebezpečenstvo prímacknutia.

- Bezpečne položte nádoby na vibračný stôl alebo na vybranú základňu, resp. na podnos.
- Dôkladne upevnite dielce príslušenstva a položené nádoby, pretože inak sa striasacie nádoby môžu poškodiť alebo vymrštiť.
- Viaceré skúmavky rozdeľujte rovnomerne.
- Vždy rovnomerne zaťažujte zariadenie vzorkami.
- Hmotnosť záťaže nesmie prekročiť 2 kg. Dodržiavajte maximálne dovolené hmotnosti.
- Zariadenie nepremiestňujte ani neprepravujte, keď je v prevádzke, resp. keď je pripojené k sieti.
- Rychlosť otáčania znížte, ak
 - médium vystrekuje z nádoby pri príliš vysokej rýchlosti otáčania,
 - chod zariadenia začína byť nepokojný,
 - zariadenie alebo položené nádoby sa pôsobením dynamických síl začínajú pohybovať.
- Zariadenie nie je vhodné pre manuálnu prevádzku.
- Dbajte na opatrnosť s ohľadom na zvýšené nebezpečenstvo v súvislosti
 - s horľavými materiálmi,
 - s praskaním skla v dôsledku mechanickej vibračnej energie.
- Počas prevádzky sa zariadenie zahrieva.
- Pracujte výhradne s médiami, u ktorých zvýšenie energie pri úprave nespôsobuje žiadne nebezpečenstvo. Platí to aj pre ostat

- né príčiny zvýšenia energie, napr. dopadajúcimi slnečnými lúčmi.
- Choroboplodné materiály spracovávajte iba v uzavretých nádobách a s vhodnou odsávacou ventiláciou. S prípadnými otázkami sa obracajte na **IKA®**.
- Zariadenie **neuvádzajte** do chodu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
- Bezpečnosť práce je zaručená iba pri použití príslušenstva, ktoré sa popisuje v kapitole "Príslušenstvo".
- Príslušenstvo montujte iba ak je vytažená sieťová vidlica.
- Zariadenie odpojte od napájacieho napätia pred vybratím veka zo zariadenia pri nastavovaní uhla sklonu vibračného stola.
- Zariadenie neuvádzajte do prevádzky s otvoreným vekom.
- Zariadenie sa úplne odpojí od napájacieho napätia iba vytažením vidlice zo zásuvky.
- Sieťová zásuvka pre sieťový napájací kábel musí byť ľahko prístupná.
- Po výpadku dodávky elektrickej energie sa **IKA® Loopster basic** neuviedie znova samočinne do chodu. **IKA® Loopster digital** sa po výpadku dodávky elektrickej energie v režime A neuviedie znova samočinne do chodu.

Na ochranu zariadenia

- Zariadenie môže otvárať iba kvalifikovaný odborník.
- Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku zariadenia.
- Snímateľné diely zariadenia musia byť znova nasadené na zariadenie, aby sa vylúčila možnosť preniknutia cudzích telies, kvapalín atď.
- Vyhýbajte sa udieraniu alebo nárazom do zariadenia alebo príslušenstva.
- Zariadenie sa môže prevádzkovať iba s originálnym zásuvným napájacím zdrojom

Lähtekeel: saksa

ET

Ohutusjuhised

Teie kaitseks



- **Lugege kasutusjuhend enne kasutuselevõttu täielikult läbi ja järgige ohutusnõudeid.**
- Hoidke kasutusjuhend kõigile kättesaadavana.
- Jälgige, et seadmega töötaks ainult koolitatud personal.

- Jälgige ohutusnõudeid, juhiseid, töökaitse- ja õnnetuse vältimise eeskirju.
- Kandke isiklikku kaitsevarustust vastavalt töödeldava vahendi ohuklassile. Vastasel korral esineb oht, mis tuleneb:
 - vedelike pritsimisest,
 - osade väljaviskamisest
 - kehaosade, juuste, rõivaosade ja ehete vaheletõmbamisest.
- setage seade vabalt tasasele, stabiilsele, puhtale, libisemisvõimelinele, kuivale ja tulekindlale pinnale
- Seadme jalad peavad olema puhtad ja kahjustamata.
- Kontrollige enne igat kasutamist seadme ja lisaosade võimalikke kahjustusi. Ärge kasutage defektseid detaile.



- **Tähelepanu!** Loksuti ja korpuse vaheliste liikuvate osade juures esineb muljumisoht.

- Asetage anumad kindlalt loksutile või valitud alusele või kandikule.

- Kinnitage lisaosad ja juurdekuuluvad anumad korralikult, vastasel korral võib seade raputusnõusid kahjustada või minema pilduda.
- Paigutage katseklaasid korrapäraselt.
- Laadige proovid seadmele vaid ühtlaselt.
- Laaditav mass ei tohi olla üle 2 kg. Arvestage maksimaalselt lubatud loksutusmasse.
- Ärge seadet liigutage ega transportige, kui see töötab või on vooluvõrku ühendatud.
- Vähendage pöörete arvu, kui
 - vahend pritsib liiga kiirete pöörete tõttu nõust välja,
 - seade töötab ebaühtlaselt,
 - seade ja/või pealepandud anumad hakkavad dünaamiliste jõude tõttu liikuma.
- Seade ei sobi käsitsi kasutamiseks.
 - Pöörake tähelepanu ohule, mis tuleneb
 - kergesti süttivatest materjalidest,
 - klaasi purunemisest mehaanilise löögi tagajärjel.
- Töö käigus võib seade kuumeneda.
- Kasutage ainult selliseid vahendeid, mille puhul töötlemisest tingitud energia andmine on kindel. See kehtib ka teiste energiaallikate, näiteks valguskiirguse puhul.

- Töödelge tervist kahjustavaid materjale vaid suletud anumates selleks ette nähtud tõmbekapis. Küsimuste korral pöörduge palun **IKA®** poole.
- Masinat **ei** või kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas, ohtlike ainetega ja vee all.
- Ohutut töötamist saab tagada üksnes osadega, millest on juttu peatükis "Lisaosad".
- Lisaosade monteerimiseks peab seade olema vooluvõrgust lahutatud.
- Lahutage seade vooluvõrgust, enne kui eemaldate seadmelt kaane loksuti kaldenurga seadistamiseks.
- Ärge käituge seadet lahtise kaanega.
- Vooluvõrgust saab seadet eemaldada üksnes toitekaablist või seadme pistikust tõmmates.

- Pistikupesa peab vooluvõrguga ühendamiseks olema hõlpsasti kättesaadav ja ligipääsetav.
- Pärast vooluvarustuse katkestamist ei käivitu **IKA® Loopster basic** iseeneslikult. **IKA® Loopster digital** ei käivitu režiimis A pärast vooluvarustuse katkestamist iseeneslikult.

Seadme kaitseks

- Seadet võib lahti võtta üksnes eriala personal.
- Tüübisildil näidatud pinge peab vastama vooluvõrgu pingele.
- Eemaldatavad seadmeosad tuleb uuesti seadme külge paigaldada, et takistada võõrkehade, vedelike jne sattumist seadmesse.
- Vältige seadme ja lisaosade kukkumist ja hoope.
- Seadet võib kasutada vaid originaalpistikuga.

Originaalvaloda: väcu



Drošības norādes

Jūsu drošībai



- **Pirms iekārtas nodošanas ekspluatācijā uzmanīgi izlasiet lie tošanas instrukciju un ņemiet vērā drošības norādījumus.**

- Lietošanas instrukcijai jāatrodas visiem pieejamā vietā.
- Ar iekārtu atļauts strādāt tikai apmācītam personālam.
- Ņemiet vērā drošības norādījumus, direktīvas un darba aizsardzības un negadījumu novēršanas noteikumus.
- Lietojiet personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši apstrādājamā materiāla bīstamības klasei. Pretējā gadījumā pastāv risks, jo var:
 - izšļakstīties šķidrums,
 - izslīdēt detaļas,
 - iekerties ķermeņa daļas, mati, apģērba gabali vai rotaslietas.
- Uzstādiet iekārtu uz brīvas, līdzenas, stabilas, tīras, neslidošas, sausas un ugunsizturīgas virsmas.
- Iekārtas balstiem jābūt tīriem, tie nedrīkst būt bojāti.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai iekārta un tās aprīkojums nav bojāti. Neizmantojiet bojātas detaļas.



- **Uzmanību!** Starp kratīšanas paliktņa un korpusa kustīgajām detaļām iespējams saspiešanas risks..

- Novietojiet stabili traukus uz kratīšanas paliktņa vai izvēlētās pamatnes, resp., paplātes.
- Rūpīgi nostipriniet iekārtas detaļas un uzstādītos traukus, jo pretējā gadījumā vibrējošie trauki var tikt sabojāti vai arī tie var izslīdēt.
- Vienmērīgi novietojiet vairākas mēģenes.
- Izvietojiet paraugus ierīcē vienmērīgi.
- Ievietotais svars nedrīkst pārsniegt 2 kg. Ievērojiet maksimālo pieļaujamo kratīšanas svaru.
- Nekustiniet vai nepārvietojiet ierīci, kad tā atrodas darbībā vai ir pievienota pie strāvas tīkla.
- Samaziniet apgriezienu skaitu, ja
 - pārāk liela apgriezienu skaita dēļ no trauka izšļakstās viela,
 - iekārtas gaita ir nevienmērīga,
 - ierīce un/vai uzliktie trauki dinamisko spēku iedarbībā sāk pārvietoties.

- Iekārta nav piemērota manuālai lietošanai.
- Ņemiet vērā, ka
 - pastāv risks nonākt saskarsmē ar uzliesmojošām vielām,
 - mehānisko vibrāciju dēļ pastāv stikla saplīšanas risks.
- Darbināšanas laikā iekārta var uzsilt.
- Apstrādājiet tikai tādas vielas, kuru apstrādes rezultātā radusies enerģija ir zināma. Tas attiecas arī uz citiem enerģijas rašanās veidiem, piemēram, gaismas stariem.
- Veselībai kaitīgus materiālus apstrādājiet tikai slēgtos traukos ar piemērotu vilkmes ventilāciju. Ja rodas jautājumi, vērsieties pie **IKA®**.
- **Nedarbiniet** iekārtu sprādzienbīstamā atmosfērā, ar bīstamām vielām un zem ūdens.
- Droša iekārtas darbība ir garantēta tikai ar nodaļā "Aprīkojums" aprakstīto aprīkojumu.
- Aprīkojumu uzstādiet tikai tad, ja tīkls ir atvienots no strāvas.
- Pirms jūs noņemat no ierīces vāku, lai iestatītu kratīšanas paliktņa slīpuma leņķi, atvienojiet ierīci no strāvas tīkla.
- Nedarbiniet ierīci, kad vāks ir atvērts.
- Lai atvienotu ierīci no elektrotīkla, ierīces kontaktdakša jāizvelk no kontakttīgšanas.
- Elektrotīkla pieslēguma kontakttīgšanai ir jābūt viegli aizsniēdzamai un pieejamai.
- Pēc strāvas padeves pārtraukuma **IKA® Loopster basic** neatsāk darboties automātiski. **IKA® Loopster digital** pēc strāvas padeves pārtraukuma A režīmā neatsāk darboties automātiski.

Ierīces drošībai

- Iekārtu atļauts atvērt tikai speciālistiem.
- Uz tipa plāksnītes dotajam spriegumam jāatbilst tīkla spriegumam.
- Noņemamas detaļas atkal jāpievieno ierīcei, lai novērstu svešķermeņu, šķidrumu u. c. iekļūšanu tajā.
- Pasargājiet iekārtu un aprīkojumu no triecieniem un sitieniem.
- Ierīci drīkst ekspluatēt tikai ar oriģinālo kontaktdakšu.

Saugos reikalavimai

Jūsų saugumui



- **Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite visą naudojimo instrukciją ir laikykitės saugos reikalavimų.**

- Naudojimo instrukciją laikykite visiems prieinamoje vietoje.

- Prietaisu leidžiama dirbti tik apmokytiems darbuotojams.
- Laikykitės saugos reikalavimų, direktyvų, darbo saugos ir nelaimin gų atsitikimų prevencijos taisyklių.
- Atsižvelgdami į apdorojamos medžiagos pavojaus klasę, naudokite te asmens apsaugos priemones. To nedarant, pavojų gali sukelti:
 - tyškantis skystis,
 - išsviedžiamos dalys,
 - gali būti užkabintos kūno dalys, plaukai, drabužiai ir papuošalai.
- Prietaisą laisvai pastatykite ant lygaus, štabiliaus, švaraus, neslidaus, sauso ir nedegaus pagrindo.
- Prietaiso kojelės turi būti švarios ir nepažeistos.
- Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite, ar prietaisas ir jo priedai nesugadinti. Nenaudokite sugadintų dalių.



- **Dėmesio!** Yra pavojus prispausti dėl judančių dalių tarp purtyklės ir korpuso..

- Saugiai padėkite indus ant purtyklės ar pasirinkto padėklo ar panelės.
- Gerai pritvirtinkite prietaiso priedus ir statomus indus, nes gali būti sugadinti arba išsviesti plakimo indai
- Tolygiai sudėkite daugiau mėgintuvėlių.
- Pakraukite į prietaisą mėgintuvėlius tik tolygiai.
- Svoris neturi viršyti 2 kg. Atkreipkite dėmesį į maksimalų leistiną purtymo svorį.
- Nejudinkite ir neperneškite prietaiso, kai jis veikia ar yra prijungtas prie maitinimo tinklo.
- Apsukas sumažinkite, jei:
 - apdorojama priemonė dėl per didelių apsukų ištyška iš indo,

- judesiai tampa netolygūs,
- prietaisas ir (ar) ant jo uždėti indai dėl dinaminių jėgų ima slinkti.
- Prietaisas pritaikytas naudoti rankiniu būdu.
- Pavojų kelia:
 - degios medžiagos,
 - nuo mechaninės vibracinės energijos sudužęs stiklas.
- Veikdamas prietaisas gali įkaisti.
- Apdorokite tik tokias medžiagas, kurias plakant neišsiskirtų energija. Tai galioja ir kitokio pobūdžio energijos virsmams, pvz., pate kus šviesos spinduliams.
- Ligas sukeliančias medžiagas perdirbkite tik uždaruose induose esant tinkamai ištraukiamajai ventilacijai. Iškilus klausimams prašom kreiptis į IKA®.
- **Nenaudokite** prietaiso sprogyje aplinkoje, su pavojingomis medžiagomis ir po vandeniu.
- Saugus darbas užtikrinamas tik naudojant priedus, aprašytus sky riuje "Priedai".
- Priedus montuokite tik iš elektros tinklo ištraukę kištuką.
- Atjunkite prietaisą nuo maitinimo prieš nuimdami dangtį purtyklės pasvirimo kampui nustatyti.
- Nenaudokite prietaiso su nuimtu dangčiu.
- Nuo elektros tinklo prietaisą galima atjungti tik ištraukus elektros tinklo / prietaiso kištuką.
- Elektros tinklo lizdas turi būti greitai ir lengvai pasiekiamoje vietoje.
- Nutrūkus maitinimui IKA® Loopster basic pats nepasileidžia. IKA® Loopster digital nutrūkus maitinimui režime A pats nepasileidžia.

Norėdami apsaugoti prietaisą

- Prietaisą atidaryti leidžiama tik specialistams.
- Gaminio lentelėje nurodyta įtampa turi atitikti tinklo įtampą.
- Kad nepatektų svetimkūniai, skysčiai ir pan., nuimamas dalis vėl uždėkite ant prietaiso.
- Saugokite prietaisą ir jo priedus nuo smūgių.
- Prietaisą galima naudoti tik su originaliu tinklo maitinimo bloku.

Инструкции за безопасност

За Вашата защита



- Прочетете цялото ръководство за експлоатация преди да започнете работа с уреда и следвайте инструкциите за безопасност.

- Пазете ръководството за експлоатация на достъпно за всички място.

- Имайте предвид, че с уреда трябва да работи само обучен персонал.
- Спазвайте инструкциите за безопасност, указанията, правилата за охрана на труда и техника на безопасност.

- Носете лични предпазни средства в съответствие с класа на опасност на обработваната среда. В противен случай съществува опасност от нараняване поради:

- пръскане и изпарение на течности,
- Изхвърляне на части,
- захващане на части от тялото, косата, части от облеклото и накити.

- Поставете статива да стои свободно върху равна, стабилна, чиста, нехлъзвава, суха и огнеупорна повърхност.
- Крачетата на уреда трябва да са чисти и без повреди.
- Преди всяка употреба проверявайте уреда и принадлежностите за повреди. Не използвайте повредени части.



- **Внимание!** Съществува опасност от прищипване при подвижните части между вибрационната платформа и корпуса.

- Поставете съдовете стабилно върху вибрационната платформа или върху избрано покритие например таблата.
- Закрепвайте добре принадлежностите, защото в противен случай съдовете, които използваме при вибриране, могат да бъдат повредени или изхвърлени.
- Поставете няколко епруветки равномерно.
- Разполагайте пробите равномерно върху уреда.
- Теглото на натоварване не бива да надвишава 2 kg. Сблюдавайте максимално допустимите тегла за разбъркване.
- Не движете и не транспортирайте уреда, докато работи или е свързан към мрежата.
- Намалете оборотите, ако
 - средата пръска извън съда поради твърде високите обороти,
 - се появи неравномерно въртене,
 - уредът и/или поставените отгоре съдове започнат да се местят под действието на динамичните сили.
- Уредът не е подходящ за ръчно управление.
- Отчитайте опасностите, свързани с
 - горими, запалимите материали,
 - счупване на стъкло поради механичната енергия на вибриране.

- Уредът може да се нагрее по време на експлоатация.
- Обработвайте само среди, които не реагират опасно на допълнителната енергия, произвеждана чрез обработката. Това важи и за енергия, произвеждана по друг начин, като напр. чрез светлинно облъчване.
- Обработвайте болестотворните материали само в затворени съдове и при подходящ аспиратор. За въпроси се обръщайте към **IKA®**.
- Не използвайте уреда във взривоопасна атмосфера, с опасни вещества и под вода.
- Безопасната работа е гарантирана само с принадлежностите, описани в раздел „Принадлежности“.
- Монтирайте принадлежностите само при изваден захранващ щепсел.
- Прекъснете електрозахранването на уреда, преди да махнете капака за настройка на ъгъла на наклон на вибрационната платформа.
- Не използвайте уреда с отворен капак.
- Изключването на уреда от електрозахранващата мрежа се извършва само чрез изваждане на захранващия щепсел от мрежата съответно от уреда.
- Контактът за свързване на захранващия кабел трябва да е лесно достъпен.
- След прекъсване на електрозахранването **IKA® Loopster basic** не се включва отново автоматично. След прекъсване на електрозахранването **IKA® Loopster digital** не се включва отново автоматично в режим А.

За защита на уреда

- Уредът може да се отваря само от квалифициран персонал.
- Данните за напрежението върху типовата табелка трябва да съвпадат с мрежовото напрежение.
- Разглобяемите части на уреда трябва да се поставят обратно към него, за да се предотврати проникването на чужди тела, течности и др.
- Избягвайте удари по уреда или принадлежностите.
- Уредът може да се използва само с оригиналния захранващ адаптер.

Limba originală: germană

RO

Indicații de siguranță

Pentru protecția dumneavoastră



- **Vă rugăm să citiți cu atenție инструкциите de utilizare înainte de punerea în funcțiune și să respectați indicațiile de siguranță.**
- Пăстраți Instrucțiunile de utilizare într-un loc accesibil pentru întreg personalul.

- Аsigurați-vă că numai personal instruit lucrează cu аparatul.
- Respectați indicațiile de siguranță, directivele și prevederile de protecția muncii și prevenire a accidentelor.
- Purtați echipamentul de protecție personal corespunzător clasei de pericol a substanțelor prelucrate. În plus, pot exista următoarele pericole:
 - stropirea cu lichide și инhalarea de vapori,
 - proiectarea вn аfară a unor piese,
 - прinderea unor părți ale corpului, părului, hainelor sau bijuteriilor.
- Аșezați stativul pe o suprafață plană, stabilă, curată, antiderapantă, uscată și rezistentă la foc.
- Picioarele аparatului trebuie să fie curate și nedeteriorate.
- Înaintea fiecărei utilizări, verificați ca аparatul și аcesoriile să nu fie deteriorate. Nu folosiți piese deteriorate.



- **Аtenție!** Există pericol de strivire вn zona componentelor вn mișcare dintre platforma агитatoare și carcasa.

- Аșezați bine recipientele pe platforma агитatoare sau pe suportul ales, respectiv pe raft.

- Fixați bine аcesoriile, вn caz contrar existând pericolul de deteriorare sau de аruncare вn exterior a recipientelor агитatorului.
- Аșezați mai multe епрувете uniform.
- Ыncărcаți аparatul cu probe doar вn mod simetric.
- Greutatea de вncărcare nu trebuie să depășească 2 kg. Respectați greutatețile maxime permise pentru агитator.
- Nu mișcați și nu transportаți аparatul вn timpul funcționării sau atunci când este conectat la rețeaua de alimentare.
- Reduceți turația dacă
 - datorită turației prea mari, sar stropи de substanță аfară din recipient,
 - аpar zgomote puternice вn timpul funcționării,
 - аparatul și/sau recipientele аșezate вnceп să se deplaseze sub efectul forțelor dinamice.
- Аparatul nu се preтеază pentru екspлоатаре вn режим manual.
- Аtenție la riscul provocat de
 - materialele inflamabile,
 - spargerea sticle datorită енерgiei механике de агитаре.
- Ыn timpul funcționării, аparatul се poate вncălзи.
- Prelucраți numai substanțe la care surplusul de енерgie аpărut вn timpul prelucrării este inofensiv. Acest lucru este valabil și вn privиnța енерgiei produse și sub alte forme, de exemplu prin iradiere luminoasă.

- Prelucrați substanțe patogene numai în recipiente închise ferm și în condiții de ventilație corespunzătoare. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați **IKA**®.
- **Nu** utilizați aparatul în atmosferă explozivă, cu materiale periculoase sau sub apă.
- Operarea sigură este garantată numai cu accesoriile descrise în capitolul „Accesorii”.
- Montați accesoriile numai când ștecherul este scos din priză.
- Înainte de a scoate capacul aparatului pentru reglarea unghiului de înclinare a platformei agitatoare, întrerupeți alimentarea cu energie a aparatului.
- Nu utilizați aparatul cu capacul desfăcut.
- Separarea aparatului de rețeaua de alimentare cu tensiune se realizează numai prin tragere de ștecherul de rețea sau ștecherul aparatului.

- Priza de alimentare a aparatului trebuie să fie ușor accesibilă.
- **IKA**® **Loopster basic** nu repornește automat după o întrerupere a alimentării electrice. **IKA**® **Loopster digital** nu repornește automat în modul A după o întrerupere a alimentării electrice.

Pentru protecția aparatului

- Aparatul va fi deschis numai de personal calificat.
- Tensiunea rețelei de alimentare trebuie să corespundă cu cea indicată pe plăcuța de tip.
- Componentele demontabile trebuie remontate pe aparat pentru a împiedica pătrunderea corpurilor străine, lichidelor etc..
- Evitați șocurile și loviturile asupra aparatului sau accesoriilor.
- Aparatul poate fi operat numai cu fișa de alimentare originală.

DOMINIQUE DUTSCHER


DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

IKA® - Werke
GmbH & Co.KG
Janke & Kunkel-Str. 10
D-79219 Staufen
Tel. +49 7633 831-0
Fax +49 7633 831-98
sales@ika.de

www.ika.com

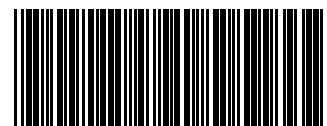

4431600A

00/0000/0