


NOTICE D'EMPLOI THERMOMETRE 253374


Description du thermomètre :

- 1- Ecran LCD
- 2- Fonction On/Hold
- 3- Choix °C/°F
- 4- Branchement de la sonde type K
- 5- Trappe de pile

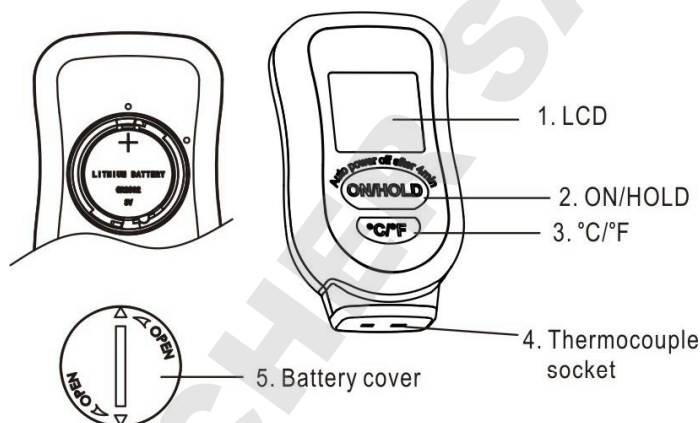

Fonctionnement :

- 1- Appuyer sur le bouton On/Hold pour la mise sous tension du thermomètre
- 2- Sélectionner l'unité de mesure °C ou °F
- 3- Insérer la sonde puis positionner l'extrémité de la sonde là ou vous souhaitez effectuer une mesure.
Attendez jusqu'à ce que la température soit stabilisée
- 4 -Presser sur Hold si vous souhaitez figer la valeur
- 5- Si vous pressez une 2nde fois sur Hold, "Hold" apparaît sur l'écran

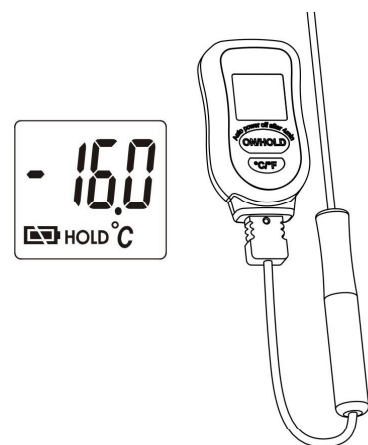

Plug in a probe

Extinction auto après 15 secondes de non fonctionnement

Messages d'erreur :

Er 2 Le thermomètre est exposé à des changements rapide de la température ambiante

Er 3 La température ambiante dépasse 50°C

Er Erreur 5 à 9 nécessite de remettre à 0 le thermomètre. Pour cela enlever la pile attendre quelques minutes puis ré-insérer la pile. Si le problème persiste faire retour du thermomètre

Hi, Lo Hi et Lo indique que la température mesurée est en dehors des plages de mesures.

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.