

Minuteur 1 canal ClearLine

Réglage

Appuyez sur les touches "MIN" ou "SEC" pour programmer le minutage requis.
Pour accélérer l'affichage appuyez sur les touches pendant 3 secondes.

Mise en marche

Le compte à rebours débute dès que vous appuyez sur la touche "START-STOP".
A échéance, un signal sonore de 1 minute vous avertira.
Pour l'interrompre appuyez sur la touche "START-STOP".

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

**RoHS**

Unités :
1 minuteur