


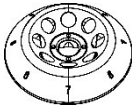


Micro-centrifugeuse SLS Lab Basics

Liste de colisage

Unité principale × 1, rotor et adaptateur fourni × 2, manuel d'utilisation

			
Rotor pour tubes	Rotor pour barrettes de tubes PCR	Adaptateur pour tubes PCR 0.2ml	Adaptateur pour tubes PCR 0.5ml


Recommandation d'installation

1. Déballez et placez la centrifugeuse sur une surface plane et propre.
2. Assurer un bon environnement de travail et une température ambiante de 15°C à 25°C .
3. Protégez la centrifugeuse de la lumière directe du soleil et d'une température supérieure à 30°C .
4. Placez l'appareil à une distance supérieure à 10 cm des autres objets pour permettre une bonne ventilation et de bonnes performances.
5. Veuillez garder la centrifugeuse à l'écart de la chaleur, de l'eau et des produits chimiques.

Installation de la centrifugeuse

1. Déballez et placez la centrifugeuse sur une surface plane et propre.
2. Assurez-vous que la chambre de centrifugation est propre et sèche.

3. Assurez-vous qu'il n'y a aucun signe de corrosion, de fissure ou de dommage sur le rotor.
4. Placez le rotor en position sur l'arbre du moteur.
5. Appuyez sur le rotor pour le fixer fermement.
6. Veuillez utiliser vos deux mains pour charger le rotor.

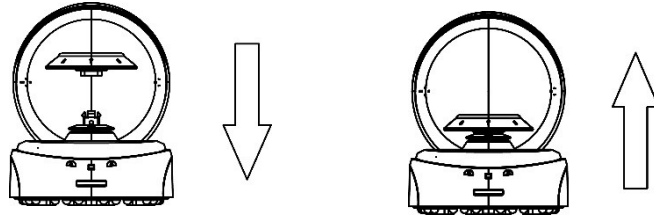

Mise en fonctionnement

1. Mettez l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil sur « ON ».
2. Ouvrez le couvercle et chargez les tubes à centrifuger symétriquement sur le rotor pour un fonctionnement sécurisé.
3. Fermez le couvercle de la centrifugeuse pour démarrer la centrifugation. L'appareil ne se mettra pas en fonctionnement si le couvercle est ouvert.
4. Pour arrêter l'appareil, coupez l'alimentation grâce à l'interrupteur ou ouvrez le couvercle et le rotor s'arrêtera progressivement.
5. Attendez l'arrêt complet du rotor et récupérez les échantillons.