



Hottes mobiles à filtration sans raccordement pour produits chimiques.



www.captair.com


Armoires de rangement pour flacons polluants.



Enceintes pour la PCR*



Hottes à empoussièrment contrôlé

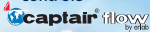

Enceinte d'isolation transportable et jetable.



International sales
sales@erlab.net

EUROPE



FRANCE : erlab D.F.S. S.A.S.
Parc d'Affaires des Portes BP 403
27104 Val de Reuil Cedex
Tél. : +33 (0)2 32 09 55 80
Fax. : +33 (0)2 32 09 55 90
E-Mail : Venues@erlab.net



U.K. erlab D.F.S. S.A.S.
UK and Ireland representation office
St Thomas's House / St Thomas's square
Salisbury - SP1 1BA Wiltshire
Tél. : +44 (0)1722 341 940
Fax. : +44 (0)1722 341 950
E-Mail : SalesUK@erlab.net



ALLEMAGNE : erlab D.F.S. S.A.S.
ErLab Vertriebsbüro Deutschland
Gustav-Heinemann-Ufer 54
50968 Köln
Tél. : +49 (0)211 / 39 50 41
Fax : +49 (0)211 / 39 8 22 15
E-Mail : Verkauf@erlab.net



ITALIE : erlab D.F.S. S.A.S.
Ufficio di rappresentanza in Italia
Via Cusani, 5
20 121 Milano
Tél. : +39 (0)2 89 00 771
Fax. : +39 (0)2 72 097 812
E-Mail : Vendite@erlab.net



ESPAGNE : erlab S.L.
C/ Constanza, 5
08029 Barcelona
Tél. : +34 93 494 88 49
Fax. : +34 93 494 88 47
E-Mail : Venues@erlab.net

AMERIQUE du Nord



U.S.A.: erlab inc.
One Elm Square
1980 Turnpike Street
North Andover, MA 01845
Tél. : +1 (800) 964-4434
Fax. : +1 (978) 975-2730
E-Mail : CaptairSales@erlab.com



CHINE P.R.C. Kunshan erlab D.F.S. co Ltd.
37, Chang Jiang Rd. (C)
Kunshan, Jiangsu Province
P.R. Chine 215300
Tél. : +86 512 573 13 701
Fax. : +86 512 573 13 702
E-Mail : sales.china@erlab.com.cn

ASIE du Sud Est



MALAISIE : erlab Asia Sdn Bhd
25 Jalan Firma
2/1 Kawasan Perindustrian - Tebrau
81 100 Johor Bahru, Johor State
Malaysia
Tél. : +60 (0)7 3 555 724
Fax. : +60 (0)7 3 552 810
E-Mail : Erlab@tm.net.my



Enceinte d'isolation transportable et jetable

Investigations sur le terrain et en laboratoire



- Protection de l'opérateur
- Protection du produit

Un produit **erlab** group

70.000 **captair** dans le monde depuis 1970



Leader Mondial

captair et pyramide erlab® - 005200 - Photos non contractuelles.

captair pyramid[®] by erlab

Points forts

- **Enceinte d'isolation légère, mobile et jetable.**
- **Structure simple, montage rapide.**
- **Pans inclinés pour une bonne visibilité.**
- **Étanchéité optimale de l'enceinte**
(testé avant la mise sur le marché : gonflage à air comprimé à 2,5 mm Hg, certificat de test fourni avec chaque enceinte)


Caractéristiques techniques

- Enceinte et base en PVC souple** assemblées par soudage haute fréquence pour une garantie d'étanchéité optimale.
- Zip d'ouverture**, fermeture à deux rainures pour une garantie d'étanchéité optimale.
- Gants médicaux en PVC** assemblés par soudage haute fréquence.
- Œillet de maintien** haute résistance pour le transport et la suspension de l'enceinte.
- Passage des bras.**
- Barres latérales de maintien** de l'enceinte.
- Valve pour le remplissage** éventuel de l'enceinte avec un gaz inerte (Azote). Gonflage de l'enceinte pour une utilisation normale à 2,5 mm de Hg.
- Chaque enceinte est identifiée** par un numéro d'usage.

Certificat de test.



Test avant la mise sur le marché.

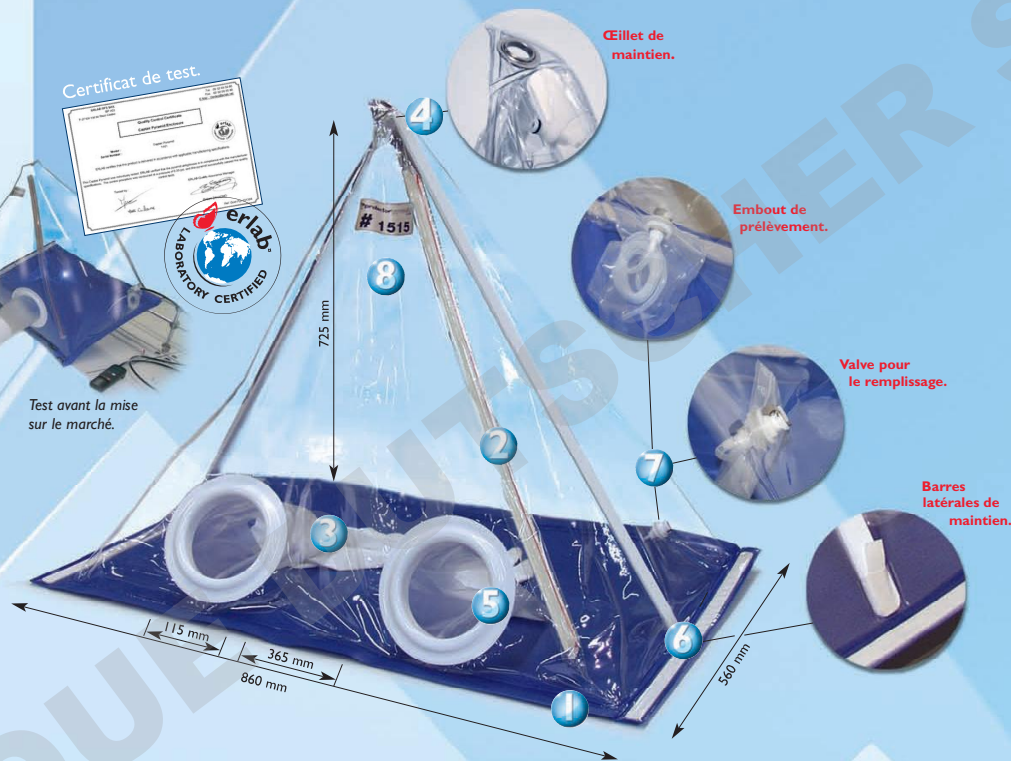

Caractéristiques

Dimensions externes :	L = 860 mm
	P = 560 mm
	H = 725 mm
Diamètre passage des bras :	115 mm
Longueur du Zip :	600 mm
Diamètre de l'Œillet de maintien	16 mm

Applications

- Ouverture de colis suspects...
- Travaux sous atmosphère inerte (Azote...).
- Prélèvement d'échantillons sur le terrain (pièces à conviction etc...).
- Révélation d'empreinte digitale.
- Protection contre les projections (biopsies...).
- Travaux à l'abri de la poussière ou de l'humidité.

Exemples d'utilisation captair[®] pyramid

Manipulations sur plan de travail.



Emballage souple en PVC, pour un transport facile.



Manipulations sur le terrain :



- sur une voiture.



- sur un mur etc...

Œillet de maintien :

- Pour le portage facile.



- Pour le stockage de plusieurs enceintes sur portique.