

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Nº	Problema	Causa	Solución
1	Sin llama	El gas se ha salido o no hay suficiente	Rellénelo
		No hay llama una vez rellenado	Espere 10 minutos o ajuste el interruptor si fuera necesario
		El nivel ajustable está demasiado cerca del AMARILLO	Ajuste la palanca a AZUL
		El tubo pierde	Sustituya el accesorio
2	Llama demasiado larga	Hay mucho gas	Gire la tecla "-" hasta la posición normal
3	Llama demasiado corta	Hay poco gas	Gire la tecla "+" hasta la posición normal
		Presión del aire demasiado baja o el gas se ha volatilizado	Caléntelo con las manos
		No hay suficiente gas en el tanque	Rellénelo
4	Llama alargada y redondeada	Accesorio bloqueado	Sustituya el accesorio
		Ajustar palanca a AMARILLO	La palanca ajustable está demasiado cerca de AZUL

Este mechero solo puede ser reparado por un servicio técnico

PARÁMETROS TÉCNICOS

Tamaño producto	base: 141,5x67x69
Peso bruto	323,6kg
Aplicar a presión de gas	0.36x0.42Mpa
Tiempo combustión	40-50 min
Temperatura de llama	1300°C
Cambio de llama	La llama mínima es de 20mm, la máxima de 55mm, bajo los 22°C de la temperatura ambiente
Capacidad tanque gas	8.5g



MALFUNCTION AND SOLUTION

No.	Phenomenon cause	Cause	Solution
1	No flame	A.gas have been used out or not enough	A.refilling
		B.no flame after refilling	B.wait for 10minute or adjust the switch if necessary
		C.the adjustable leve is too near the "YELLOW"	C.turn adjustable lever to "BLUE"
		D.the pipe or eoretric leak out	D.replace the accessory
2	The flame is too large	The gas is in large quantity	Turn the button to "-" till normal position
3	The flame is too samll	A.the gas is too little	A.turn the button to "+", till normal position
		B.air pressure is too low or the gas is volatilized	B.use hand to warm it till normal
		C.gas in the tank is not enough	C.refilling
4	Flame is in tampon shape	A.accessory is blocked	A.replace the accessory
		B.turn adjustable lever to "YELLOW"	B.the adjustable lever is too near to "BLUE"

Notice:No one can repair the lighter except honest engineer

TECHNICAL PARAMETER

Product size	base:141.5x67wx69h
Gross weight:	323.6g
Apply to gas pressure:	0.36x0.42Mpa
Burning time:	40-50mins
Flame tempature	1300 °C
Flame chan ging	The minimum of the flame is 20mm,the maxinmun of the55mm under the 22 degrees of the room temperature
Gas-tank capacity	8.5g

J.P. SELECTA, s.a.u

Autovía A2 Km 585.1
08630 ABRERA (Barcelona)
SPAIN

Tel.:93 770 08 77
Fax.: 93 770 23 62
e-mail: selecta@jpselecta.es

MECHERO / BURNER
J-3000

Código / Code:
1001134

J.P. SELECTA, s.a.u

FUNCIONAMIENTO:**ENCENDIDO (Fig.1)**

La palanca ajustable debe estar levantada. Pulse el interruptor para encender. Cuando deje de pulsar, se apagará.

SUSTITUCIÓN DE LA BATERIA (Fig.2)

Especificaciones de la batería LR6: 5 1.5V

Tal y como se muestra en la imagen, abra la tapa, sustituya la batería según la posición original, y encienda el mechero.

Nota: Tenga cuidado de no invertir la polaridad.

AJUSTE DE LA LLAMA (Fig.3)

Cuando la llama esté encendida, necesitará ajustarla: AZUL cuando necesite una llama más larga y AMARILLO con una llama más corta.

TAMAÑO DEL AJUSTE

Este mechero puede ajustarse según los requerimientos de las diferentes situaciones de los trabajos o del fuego.

"+" o "-" denotan el tamaño de la llama. Si la llama es demasiado grande, puede ajustarse sin que sea menor a 15mm o la llama se apagará automáticamente.

BLOQUEO DEL MECHERO (Fig.4)

Desbloquear el mechero (OFF) para su utilización. Una vez finalizada su utilización diaria, bloquear de nuevo el encendido (LOCK). Por seguridad comprobar que el seguro esté bloqueado.

ADVERTENCIAS:

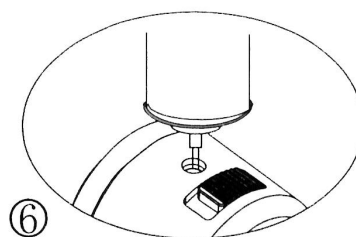
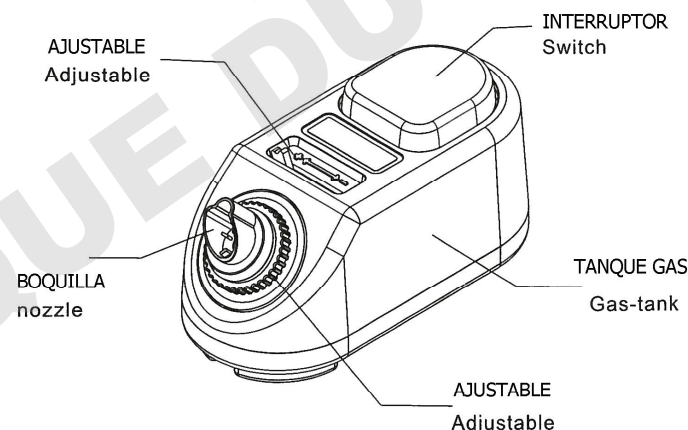
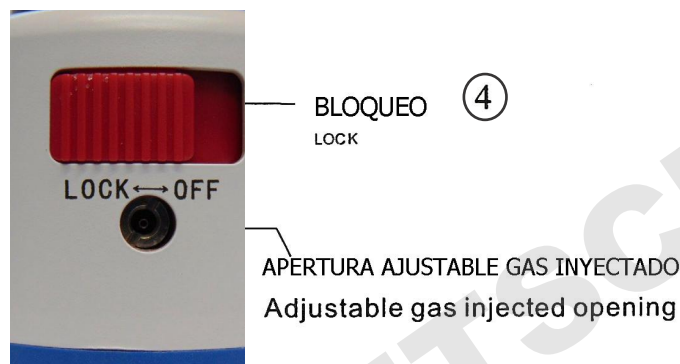
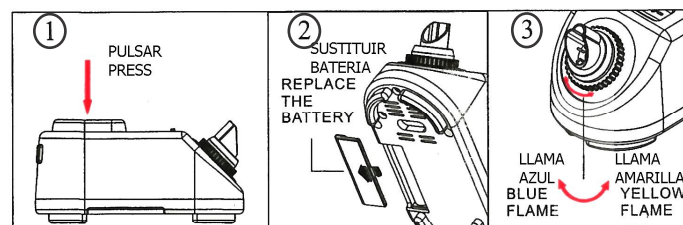
- La longitud de la llama no debe ser demasiado grande.
- El mechero no puede estar mucho tiempo encendido y no debe colocarse boca abajo.
- Espere 10 minutos después de rellenarlo y no lo agite con fuerza.
- Mantener alejado de llamas, de la luz solar o de temperaturas superiores a 40°.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado de la cara y de la ropa.

LLENADO DEL GAS (Fig.6)

Girar el mechero y colocar la válvula del recargador en la entrada del gas. Presionar durante unos segundos. Mantener alejado del fuego durante el llenado y tampoco encienda el mechero.

ADVERTENCIAS:

Este producto dispone de la función de auto-llenado. El gas se podría derramar al llegar a la cantidad segura. Por favor, deje de rellenarlo o el mechero podría funcionar de forma correcta e incluso podría causar daños.

**OPERATION:****HOW TO IGNITE (Fig.1)**

The adjustable lever must be raised. Press the switch to turn on. When you stop pressing, it will turn off.

REPLACING THE BATTERY (Fig.2)

Battery Specifications LR6: 5 1.5V

As shown in the picture, open the cover, replace the battery according to the original position, and turn on the burner.

Note: Be careful not to reverse the polarity.

ADJUSTING THE FLAME (Fig.3)

When the flame is on, you will need to adjust it: BLUE when you need a longer flame and YELLOW with a shorter flame.

ADJUSTMENT SIZE

This lighter can be adjusted according to the requirements of different work situations or fire.

"+" or "-" denote the size of the flame. If the flame is too large, it can be adjusted without being less than 15mm or the flame will turn off automatically.

HOW TO LOCK (Fig.4)

Unlock the burner (OFF) for use. Once its daily use is over, lock the ignition (LOCK) again. For safety check that the lock is locked.

WARNINGS:

- The length of the flame should not be too large.
- The burner may not be on for a long time and should not be turned upside down.
- Wait 10 minutes after refilling and do not shake it vigorously.
- Keep away from flames, sunlight or temperatures above 40°C.
- Keep out of the reach of children.
- Keep away from face and clothing.

FILLING THE GAS (Fig.6)

Put the burner upside down and place the recharger valve in the gas inlet. Press for a few seconds. Keep away from fire during filling and do not light the burner.

WARNINGS:

This product has a self-filling function. The gas could be spilled out when reaching the safe quantity. Please stop refilling it or the burner could not work properly and could even cause damages.