

Détection de *Salmonella* spp. directement à partir des surfaces.

DESCRIPTION

CONTAM SWAB - SALMONELLA est un test microbiologique avec un milieu sélectif et différentiel pour la détection de *Salmonella* spp. directement à partir des surfaces.

CONTENU DU COLIS

Le produit se compose d'une enveloppe en papier transparent / sac en plastique contenant un milieu de culture et un écouvillon stérile.

Chaque paquet contient:

- 30 enveloppes scellées (écouvillon + milieu de culture).
- 1 fiche technique.

PROCÉDURE DU TEST

1. Prenez l'écouvillon stérile contenu dans l'enveloppe.
2. Humidifiez l'écouvillon en le plongeant dans le tube contenant la solution physiologique stérile.
3. Appuyez la pointe de l'écouvillon sur la paroi du tube pour éliminer l'excès de liquide.
4. Frottez l'écouvillon sur une surface (10 cm x 10 cm) horizontalement et verticalement.
5. Insérez l'écouvillon dans le tube contenant le milieu de culture.
6. Bouchez le tube et notez la date et le point d'échantillonnage.
7. Incuber à 37 ° C pendant 18 à 24 heures.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Regardez le changement de couleur du support et interprétez les résultats comme indiqué dans le tableau.

Rouge	Rouge / Noir	Jaune / Noir
		
Absence de <i>Salmonella</i> spp.	Présence de <i>Salmonella</i> spp.	Présence de <i>Citrobacter</i> spp.

CONTRÔLE DE QUALITÉ

Chaque lot de CONTAM SWAB - SALMONELLA est soumis à un contrôle qualité en utilisant les bactéries suivantes: *Salmonella typhimurium* ATCC 14028, *Citrobacter freundii* ATCC 8090, *Shigella flexneri* ATCC 12022.

STOCKAGE

Conserver à 10-25°C à l'abri de la lumière, jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette. Éliminer si des signes de détérioration ou de contamination sont visibles.

AVERTISSEMENT ET PRÉCAUTIONS

CONTAM SWAB - SALMONELLA ne contient pas de substances dangereuses à des concentrations dépassant les limites fixées par la législation en vigueur et n'est donc pas classé comme dangereux. Il est néanmoins recommandé de consulter la fiche de données de sécurité pour son utilisation correcte. Le produit ne doit être utilisé que par des opérateurs correctement formés.

PRÉSENTATION

Produit	RÉF.	
CONTAM SWAB - SALMONELLA	86103	30 Tests

RÉFÉRENCES

- ISO 18593 - Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for sampling techniques from surfaces using contact plates and swabs.
- ISO 17604 - Microbiology of food and animal feeding stuffs - Carcass sampling for microbiological analysis.

TABLE DES SYMBOLES

LOT Code du lot	 Ne pas réutiliser	 Fabricant	 Utiliser par	 Fragile, manipuler avec soin
REF Numéro de catalogue	 Limitation de température	 Contenu suffisant pour <n> tests	 Attention, consultez les documents	



LIOFILCHEM® s.r.l.

Via Scozia zona ind.le, 64026 Roseto degli Abruzzi (Te) Italy
Tel. +39 0858930745 Fax +39 0858930330 www.liofilchem.net liofilchem@liofilchem.net

Rev.1 / 11.12.2012