

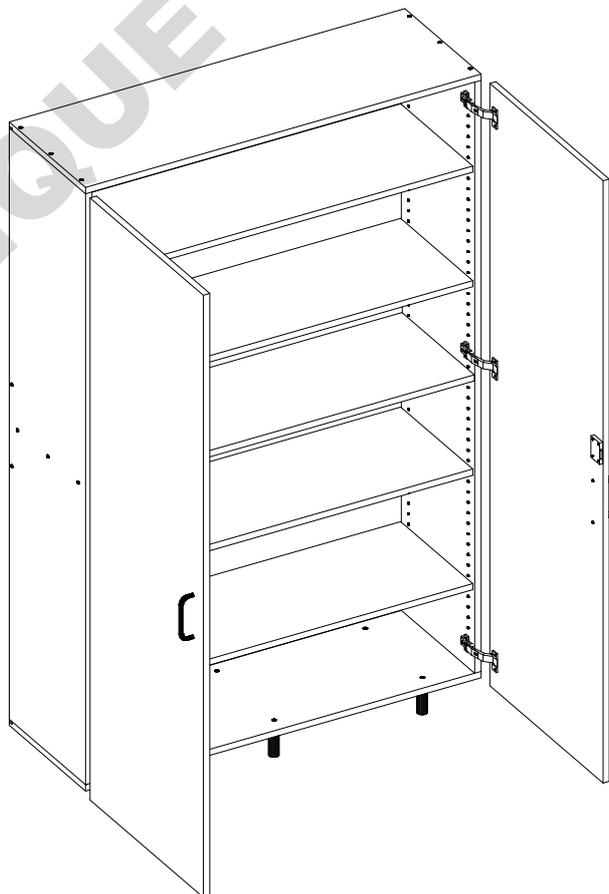


# ARMOIRE 2 PORTES

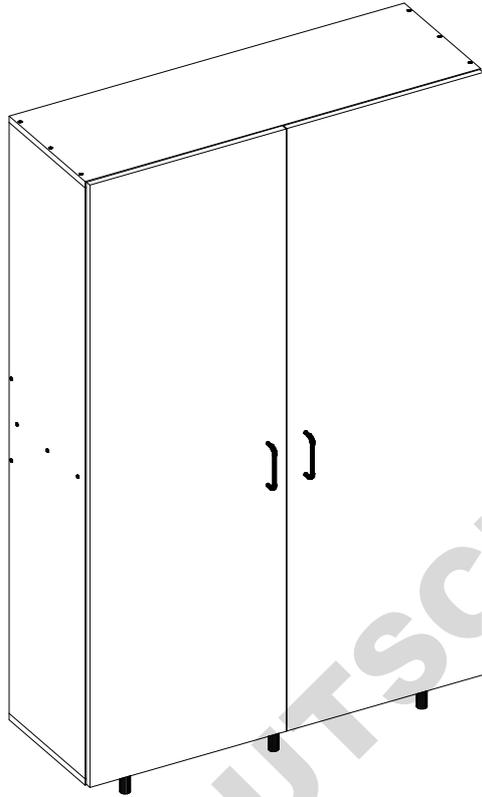


**KIT** *lab*



# Schéma de montage des armoires 2 portes

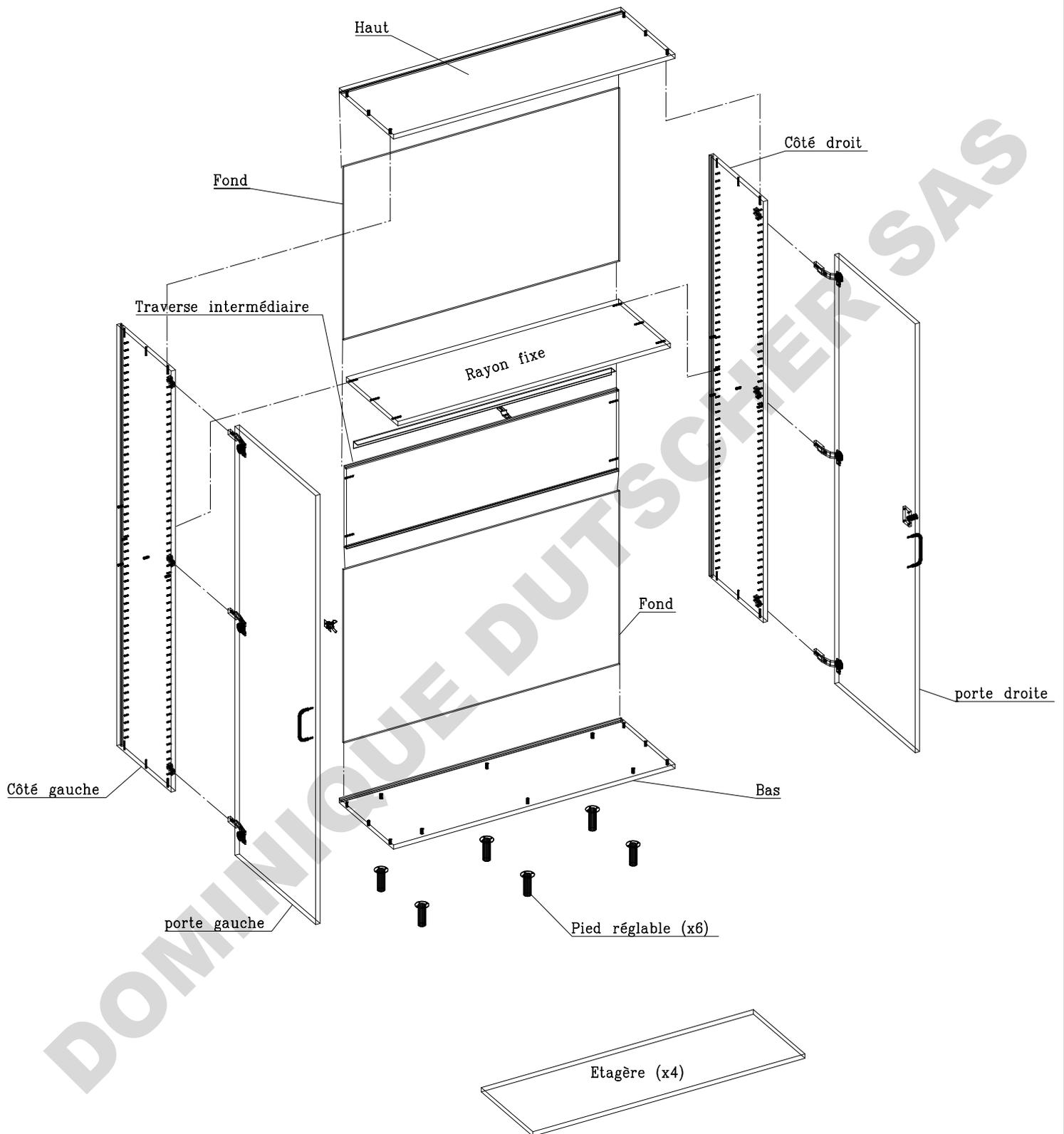


PS: Aménagement intérieur de l'armoire: 4 étagères réglables en hauteur.

# NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE

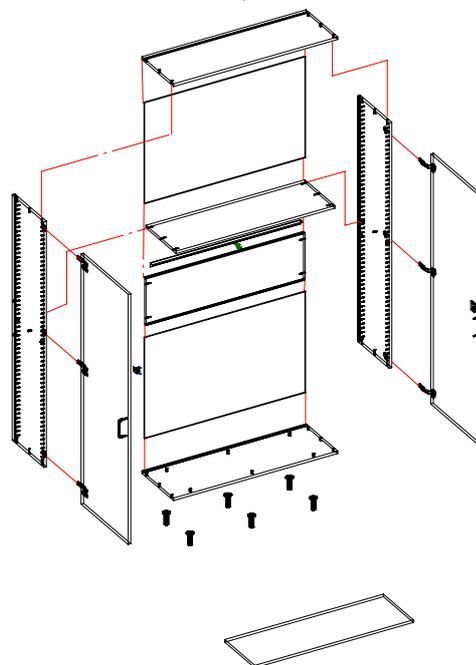

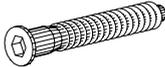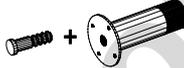
Désignation de la quincaillerie	Armoire 2 portes 1200x420xHt2000 Quantité	Quantité par sachet
 Vis auto-torillonneuse	22	22
 Top plastique	10	10
 Charnière invisible	6	6
 Embase de charnière invisible	6	6
 Poignée plastique	2	2
 Taquet	8	8
 Vis TF 3.5*15	12	12
 Vis EURO 6.3*13	12	12
 Vis TR 4*30	4	4
 Vis + piétement réglable	6	6
 Top plastique Ø22	10	10
 Serrure à clé	1	1
 loquet	1	1
 Vis TF 3*20	4	4
 Vis TF 4*16	20	20
 Vis TR 3.5*13	4	4
 Ensemble "Equerre de fixation + Cheville + Vis"	1	1

## Pose des pieds sur le bas du meuble

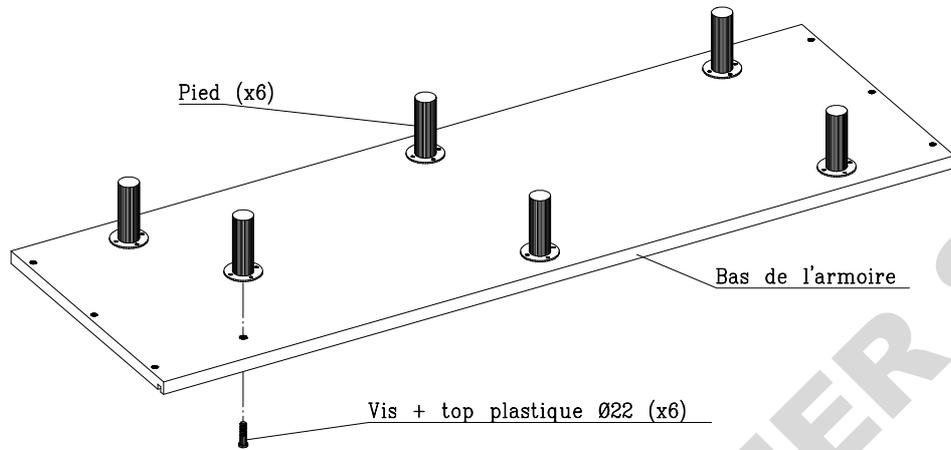**1**


PS: Les pieds sont fixés sur le fond du meuble par des boulons traversant le fond

## Mise en place des embases de charnière invisible sur côté gauche et droit

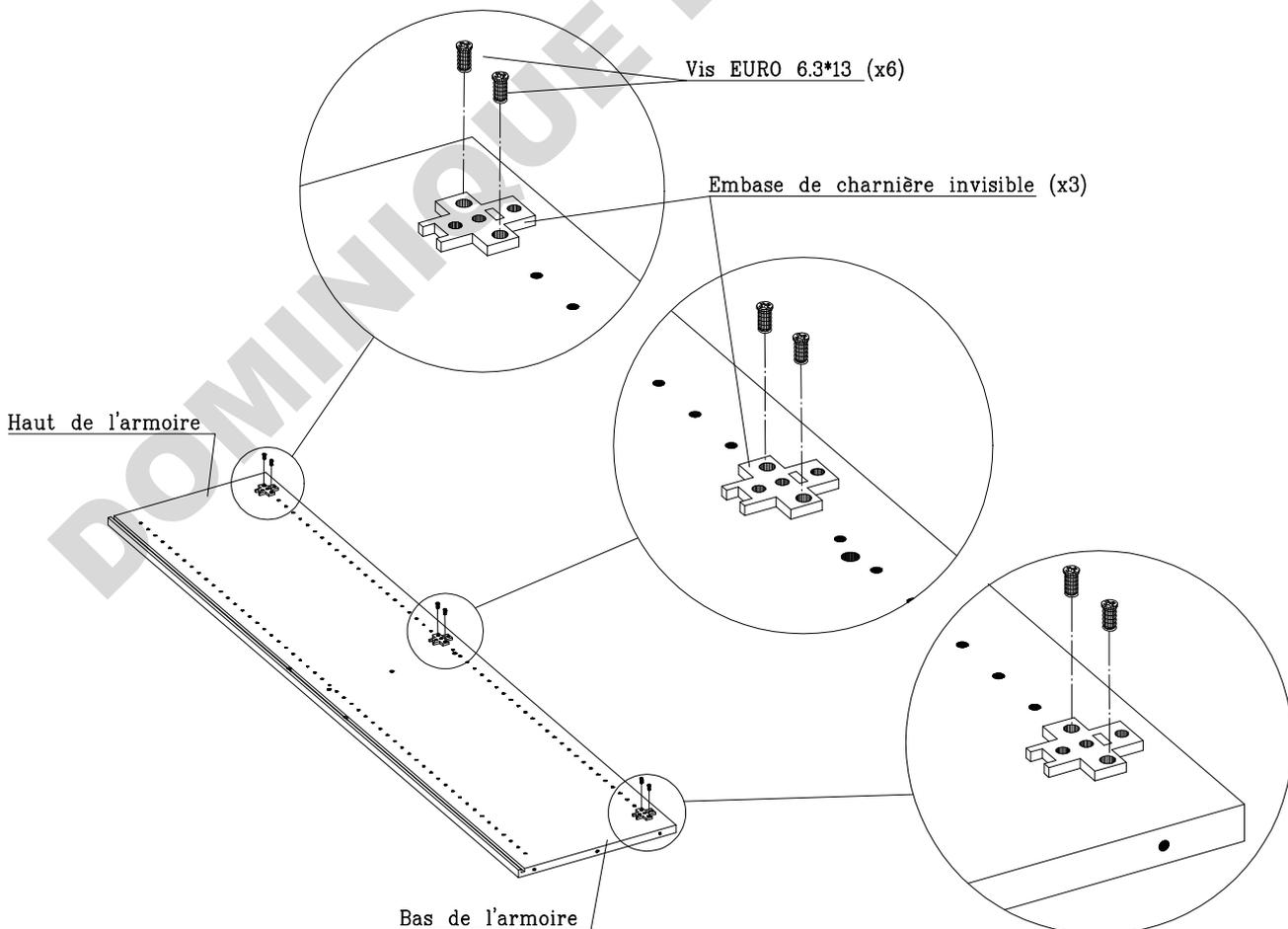**2**


### Assemblage caisson (1/2)

3

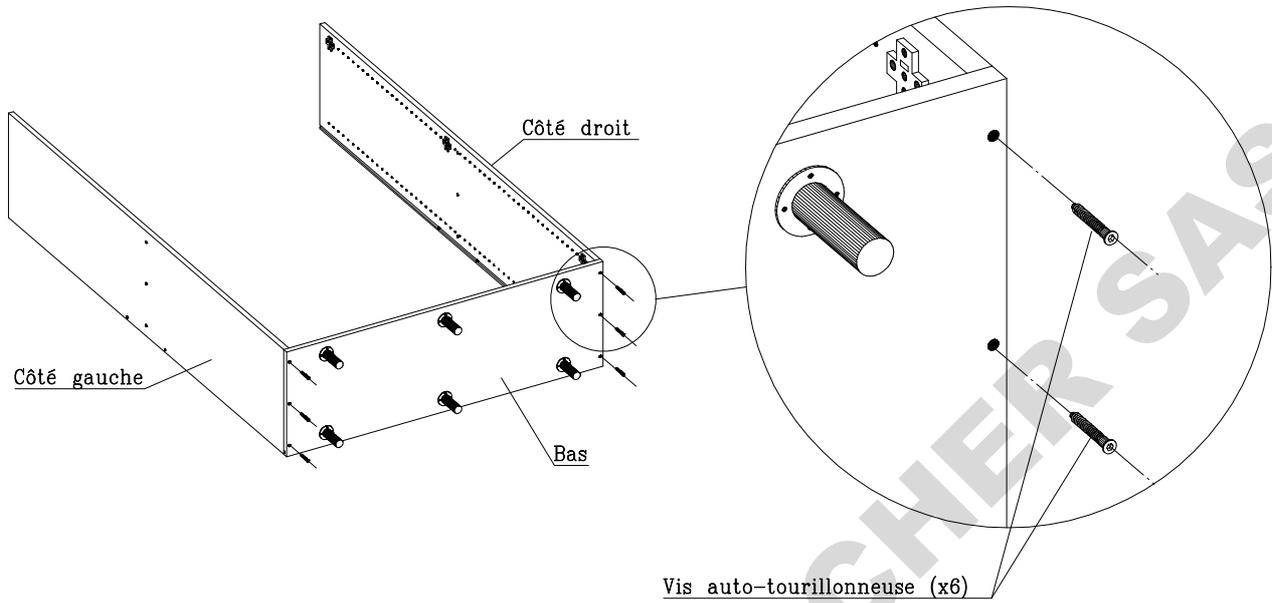

### Assemblage caisson (2/2)

4

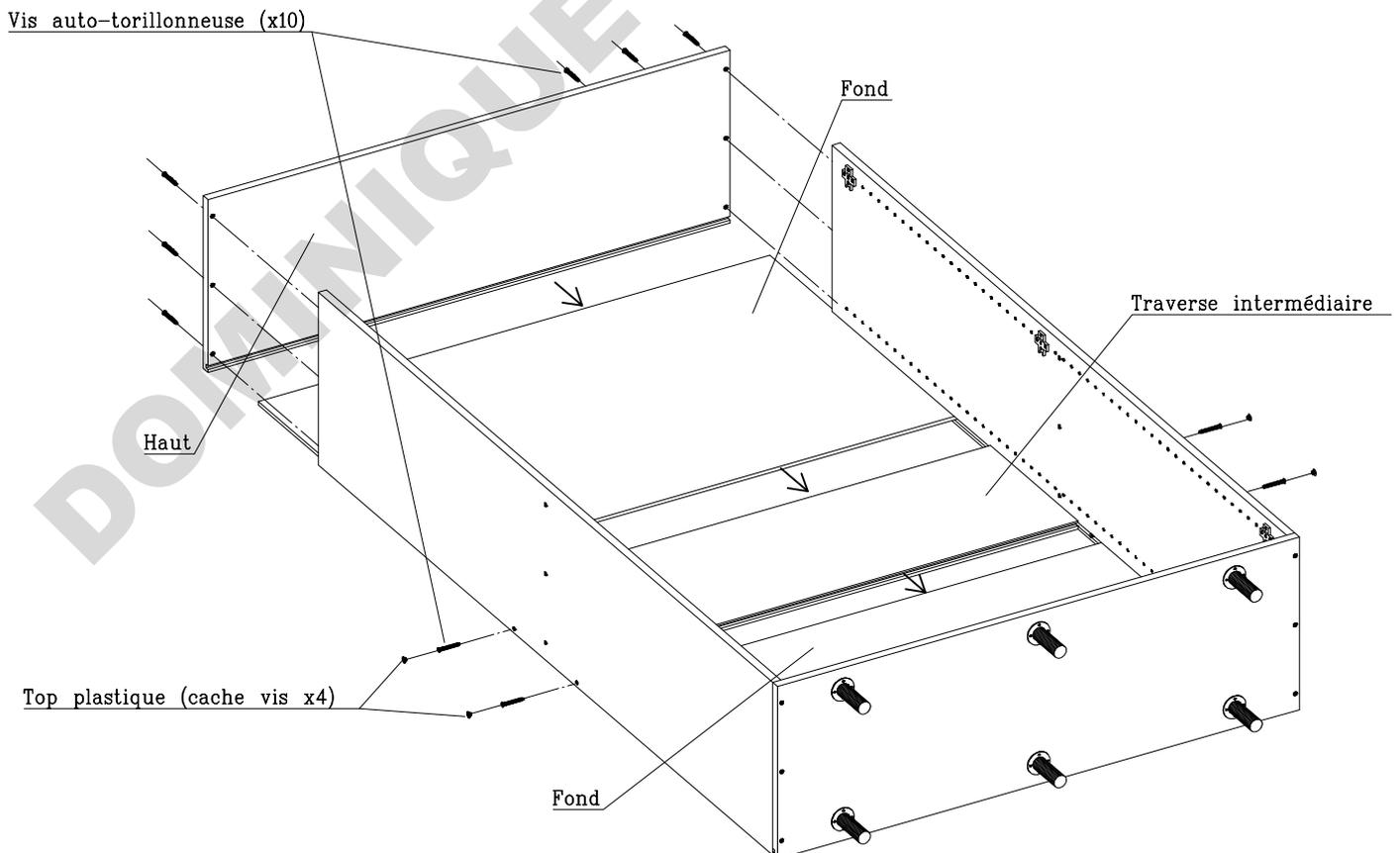

## Mise en place du rayon fixe

Mise en place de l'équerre  
et fixation au mur


Vis auto-torillonneuse (x6)

Top plastique (cache vis x6)

Rayon fixe

Raidisseur

Vis TF 4\*16 (4)

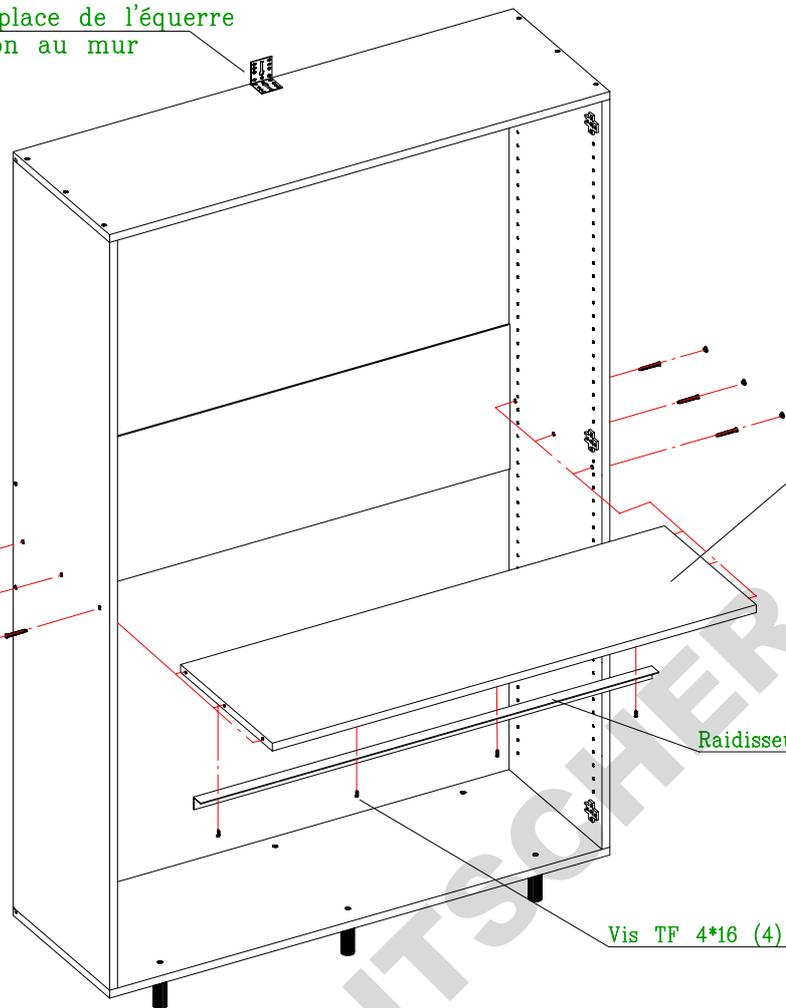



## Pose des charnières sur le meuble

Etape 1: Mettre en place la charnière de biais sur l'embase


Charnière

Etape 2: Clipser la charnière

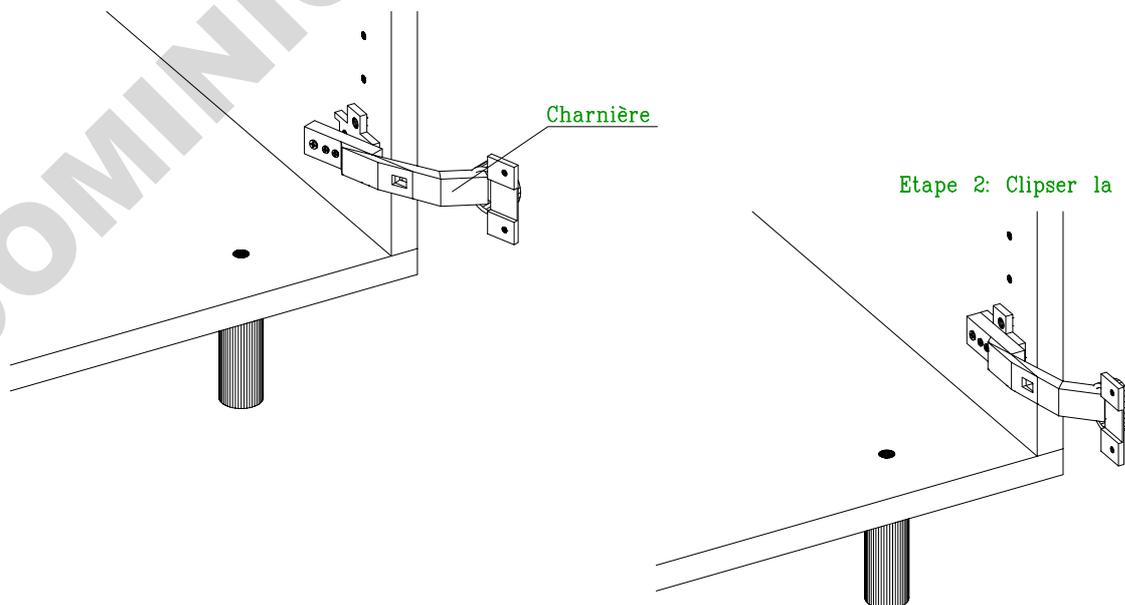

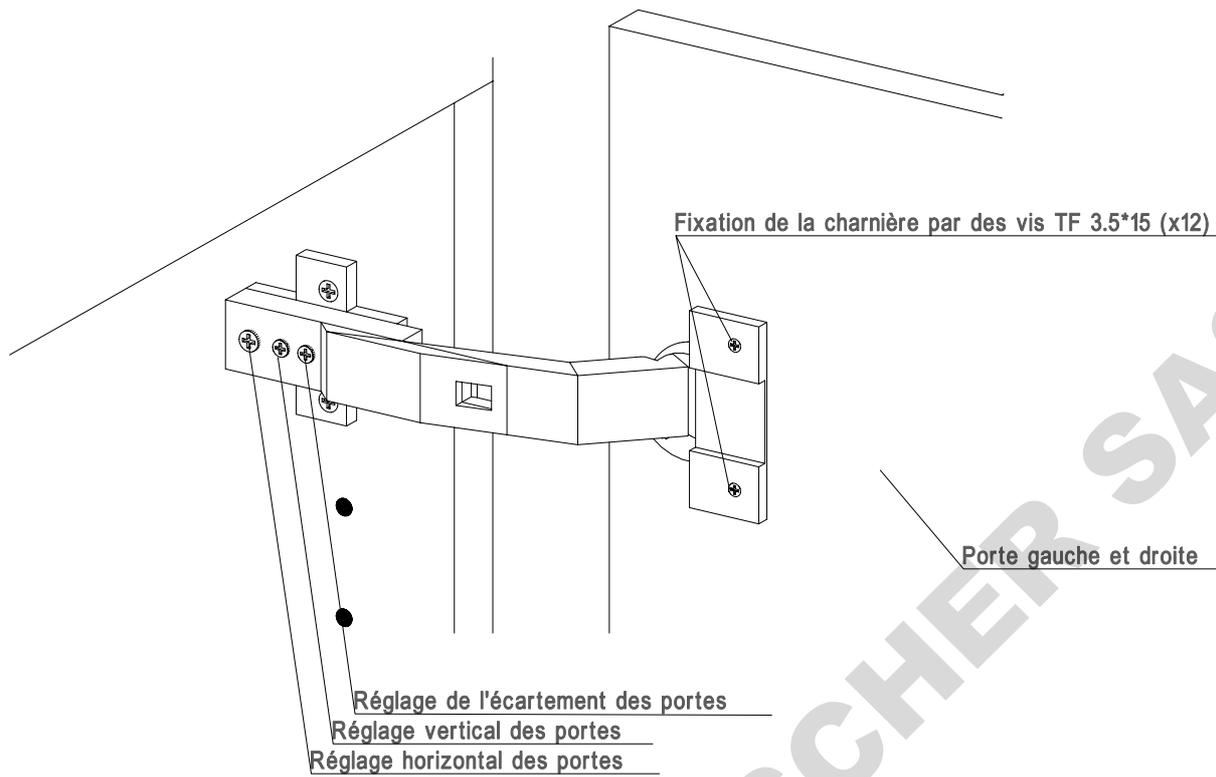


Pose des charnières sur le meuble

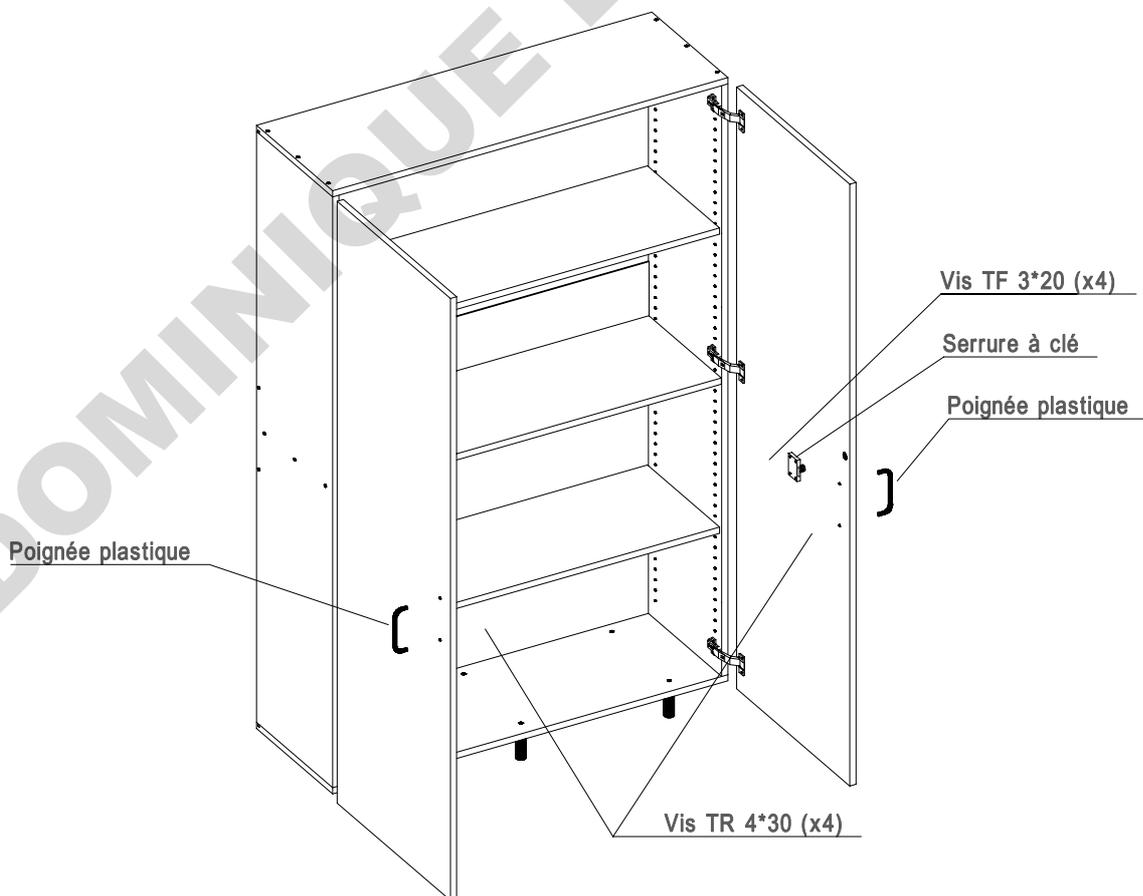

## Mise en place des étagères


9

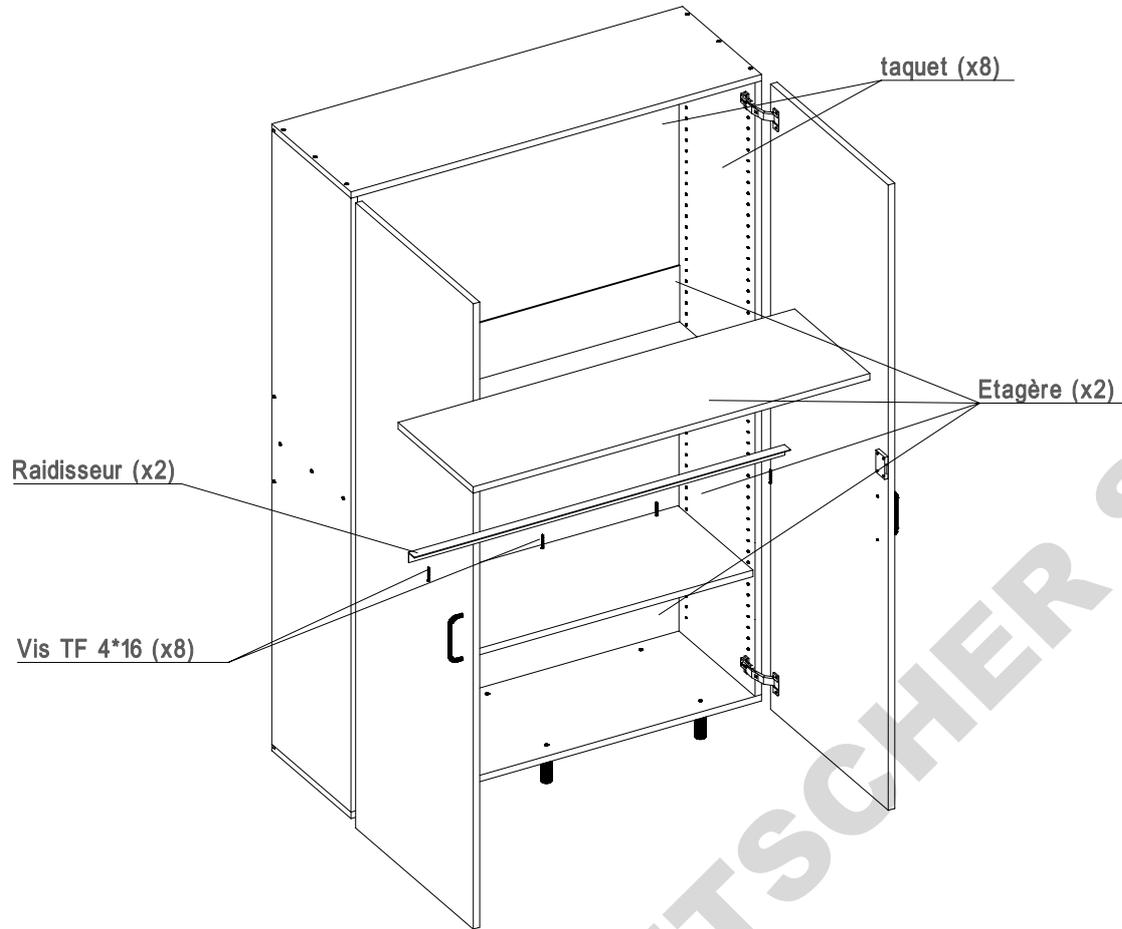


PS: Etagère réglable à poser selon la position des taquets

## Réglage du loquet

10

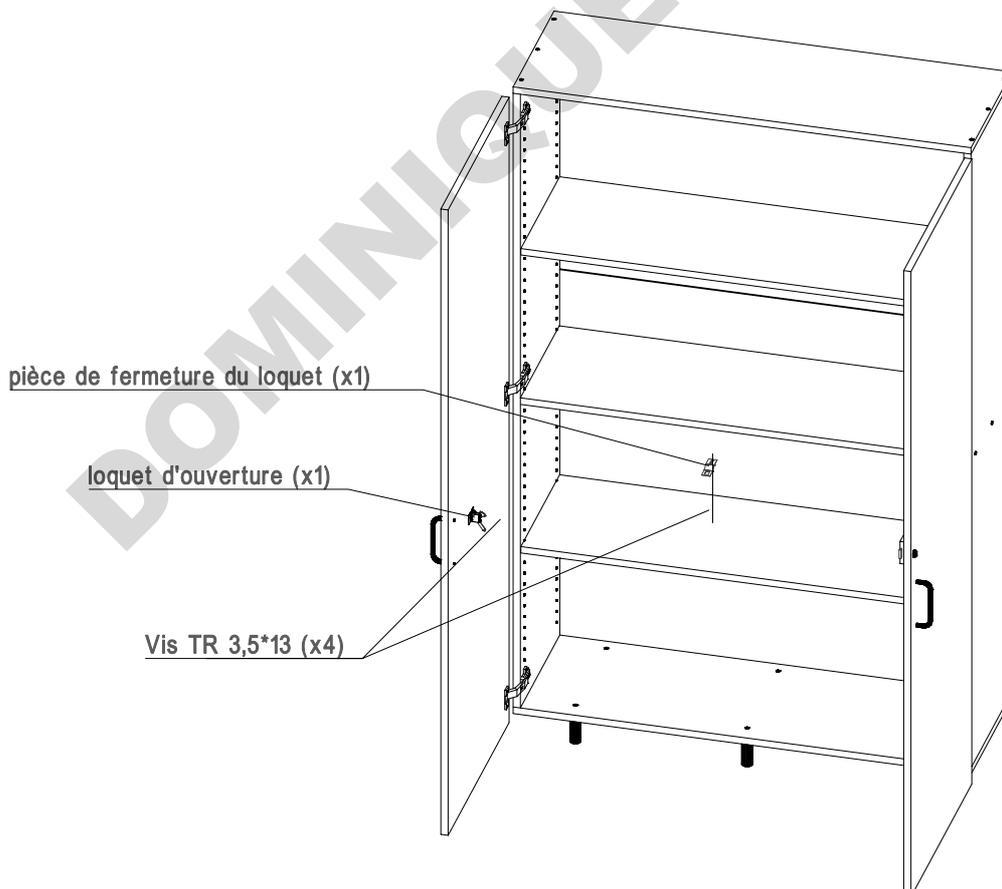

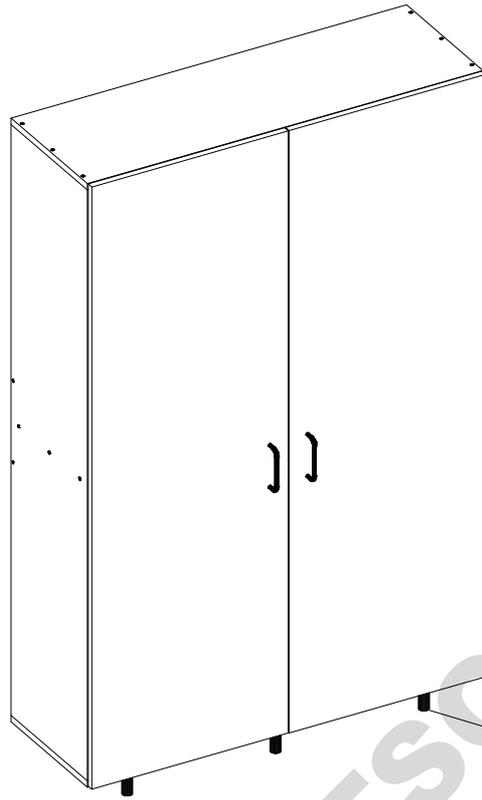

Pied réglable en hauteur

DOMINIQUE DUTSCHER SAS