

CENTRIFUGEUSES SUR PIED

ROTO SILENTA 630 RS

PREMIER CHOIX POUR DES VOLUMES JUSQU'À 12 LITRES

La ROTO SILENTA 630 RS est appréciée pour sa fiabilité et sa rapidité fournissant les meilleurs résultats. Munie d'un rotor de 4 ou 6 emplacements, elle peut traiter par cycle un volume total pouvant atteindre 12 litres ou 12 systèmes pour poches à sang.



HIGHLIGHTS

- RPM: 50 - 6.000 min⁻¹
Réglable par pas de 10
- ACR: 6.520
Réglable par pas de 1
- Capacité max.: 6 x 2.000 ml
- 3 rotors disponibles
- Dispositif médical selon la norme 93/42/EC
- Programmation facile par clavier numérique et bouton rotatif
- 89 programmes
- 19 rampes d'accélération et de freinages
- Température réglable de -20°C à +40°C avec fonction pré réfrigération
- Sauvegarde des données (option)

FEATURES

- Boîtier et couvercle métalliques
- Oeillette de contrôle sur le couvercle
- Fermeture du couvercle motorisée
- Sécurité anti-chute du couvercle
- Déverrouillage d'urgence
- Cuve en acier inox
- Reconnaissance automatique du rotor
- Moteur à induction
- Affichage d'erreur
- Possibilité affichage température en C° ou F°
- Surveillance des balourds

— DONNÉES TECHNIQUES

ROTO SILENTA 630 RS ^{>1} réfrigérée

Tension *)	400 V 3 ~ + N
Fréquence	50 – 60 Hz
Charge de connexion	9.700 VA
Émission, Immunité	EN/IEC 61326-1, classe B
Capacité max.	6 x 2.000 ml
RPM max.	6.000 min ⁻¹
ACR max.	6.520
Duréé	1 – 999 min: 59 s, ∞ fonctionnement en continu
Dimensions (L x P x H)	813 x 1.015 x 973 mm
Poids	env. 355 kg
Réglage de la température, en continu	de -20 à +40 °C
Réf.	5005

208 – 220 V +6 / -10 % 3~ (+N) + PE,
avec transformateur interne

5005-08

Charge de connexion

9.000 VA

Poids

env. 401 kg

*) Autres tensions disponibles sur demande.

>) Autres modèles sur demande.

— VUE D'ENSEMBLE DES ROTORS

ROTOR LIBRE

		Angle	RPM max.	Capacité max.	Réf.	Page
	Rotor libre, 6 places	90°	4.500 min ⁻¹	6 x 2.000 ml	4176	3
	Rotor libre, 4 places	90°	4.500 min ⁻¹	4 x 1.600 ml	4174	3

ROTOR ANGULAIRE

	Rotor angulaire, 6 places	25°	6.000 min ⁻¹	6 x 250 ml	4570	9
---	---------------------------	-----	-------------------------	------------	-------------	---

ROTOR LIBRE, 6 / 4 PLACES | 4176 / 4174

			
Rotor		Nacelle	
RPM max.	4.500 min ⁻¹	Réf.	4524-A
ACR max. Rotor 4176 / 4174	6.498 / 5.683		
Capacité max.	12 / 8 Poches à sang		
Accélération freinage en sec.	125 197		
Angle Température en °C ¹⁾	90° +16 / +10		
Réf.	4176 / 4174		



			
Poches à sang			
Capacité en ml	500	500	750
Poches à sang par systèmes	quadruple	quadruple	simple
ACR max. ²⁶⁾ Rotor 4176 / 4174	6.498 / 5.683	6.498 / 5.683	6.498 / 5.683
Rayon en mm	287 / 251	287 / 251	287 / 251
Réf.	-	-	-

			
Insert			
Orifice Ø x L en mm	-	-	-
Systèmes par rotor	12 / 8	12 / 8	12 / 8
Réf.	4529-AO, -AM, -AU	4592-B	4592-B

+ Vous trouverez des accessoires supplémentaires pour banque de sang à la [page 9](#)

ROTOR LIBRE, 6 / 4 PLACES | 4176 / 4174

			
Rotor		Nacelle	
RPM max.	4.500 min ⁻¹	Réf.	4546-A
ACR max. Rotor 4176 / 4174	6.271 / 5.479		
Capacité max.	12 / 8 Poches à sang		
Accélération freinage en sec.	125 197		
Angle Température en °C ¹⁾	90° +10 / 0		
Réf.	4176 / 4174		



	
Poches à sang	
Capacité en ml	450
Poches à sang par systèmes	quadruple
ACR max. Rotor 4176 / 4174	6.271 / 5.479
Rayon en mm	277 / 242
Réf.	-

	
Insert	
Orifice Ø x L en mm	-
Systèmes par rotor	12 / 8
Réf.	4559-A

+ Vous trouverez des accessoires supplémentaires pour banque de sang à la [page 9](#)

- 1) Pour les versions réfrigérées : Température minimale atteinte avec un pré-refroidissement et à vitesse maximale.
- 26) Inclus le système de suspension de poches de sang pour empêcher l'accumulation d'érythrocytes à basse vitesse. Différentes hauteurs d'accrochage permettent des ajustements spécifiques au client. (4529-AO haut, 4529-AM milieu, 4529-AU bas). Les poches de sang suspendues peuvent être centrifugées à une accélération maximale de 1.000 g.

ROTOR LIBRE, 6 / 4 PLACES | 4176 / 4174

Rotor		Nacelle	
RPM max.	4.500 min ⁻¹	Réf.	4591-A
ACR max. Rotor 4176 / 4174	6.498 / 5.705		
Capacité max.	12 / 8 Poches à sang		
Accélération freinage en sec.	125 197		
Angle Température en °C ¹⁾	90° +16 / +10		
Réf.	4176 / 4174		



Poches à sang			
Capacité en ml	450	500	750
Poches à sang par systèmes	triple	quadruple	simple
ACR max. Rotor 4176 / 4174	6.498 / 5.705	6.498 / 5.705	6.498 / 5.705
Rayon en mm	287 / 252	287 / 252	287 / 252
Réf.	-	-	-

Insert			
Orifice Ø x L en mm	-	-	-
Systèmes par rotor	12 / 8	12 / 8	12 / 8
Réf.	4598-A	4592-B	4592-B

+ Vous trouverez des accessoires supplémentaires pour banque de sang à la [page 9](#)

ROTOR LIBRE, 6 / 4 PLACES | 4176 / 4174

Rotor		Nacelle	
RPM max.	3.500 min ⁻¹	Réf.	4595-C ³¹⁾
ACR max. Rotor 4176 / 4174	3.848 / 3.328		
Capacité max.	6 x 2.000 ml		
Angle Température en °C ¹⁾	90° +16 / -12		
Réf.	4176 / 4174		



Poches à sang		
Capacité en ml	max. 1.600 ³⁵⁾	2.000
Poches à sang par systèmes	-	150 x 100 x 180
ACR max. Rotor 4176 / 4174	3.821 / 3.328	3.848 / -
Rayon en mm	279 / 243	281 / -
Accélération en sec.	95 / 131	29 / -
Freinage en sec.	197 / 197	41 / -
Réf.	-	0550 ²⁴⁾

Insert		
l x p x h en mm	145 x 91 x 146	-
Systèmes par rotor	6 / 4	6 / -
Réf.	4596-A	-

- 1) Pour les versions réfrigérées : Température minimale atteinte avec un pré-refroidissement et à vitesse maximale.
- 24) À des températures supérieures à +40 °C et / ou en cas de faible remplissage des récipients, ces derniers peuvent se déformer lors de la centrifugation.
- 31) Des adaptateurs permettant de centrifuger des tubes à essai et des tubes de prélèvements sanguins dans la nacelle 4595-C sont disponibles sur demande.
- 35) En fonction de l'échantillon.

■ ROTOR LIBRE, 6 / 4 PLACES | 4176 / 4174

		+		
Rotor			Nacelle	
RPM max.	4.500 min ⁻¹		Réf.	4523-A
ACR max. Rotor 4176 / 4174	6.520 / 5.705			
Capacité max.	6 / 4 Poches à sang			
Accélération freinage en sec.	125 197			
Angle Température en °C ¹⁾	90° +9 / +3			
Réf.	4176 / 4174			




			
Poches à sang			
Capacité en ml	500	750	1.000
Poches à sang par systèmes	4 places	1 places	1 places
ACR max. Rotor 4176 / 4174	6.475 / 6.475	5.660 / 5.660	6.520 / 5.705
Rayon en mm	285 / 250	285 / 250	288 / 252
Réf.	-	-	-

			
Insert			
Orifice Ø x L en mm	-	-	-
Systèmes par rotor	6 / 4	6 / 4	6 / 4
Réf.	4516-A	4516-A	-

+ Vous trouverez des accessoires supplémentaires pour banque de sang à la [page 9](#)

■ ROTOR LIBRE, 6 / 4 PLACES | 4176 / 4174

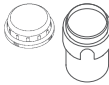		+		
Rotor			Nacelle	
RPM max.	4.500 min ⁻¹		Couvercle	5621
ACR max. Rotor 4176 / 4174	6.316 / 5.524		Réf.	4547-B
Capacité max.	6 / 4 Poches à sang			
Accélération freinage en sec.	125 197			
Angle Température en °C ¹⁾	90° +9 / -9			
Réf.	4176 / 4174			



		
Poches à sang		
Capacité en ml	500	450
Poches à sang par systèmes	4 places	3 places
ACR max. Rotor 4176 / 4174	6.316 / 5.524	6.316 / 5.524
Rayon en mm	279 / 244	279 / 244
Réf.	-	-

		
Insert		
Orifice Ø x L en mm	-	-
Systèmes par rotor	6 / 4	6 / 4
Réf.	4548	4548


+ Vous trouverez des accessoires supplémentaires pour banque de sang à la [page 9](#)

1) Pour les versions réfrigérées : Température minimale atteinte avec un pré-refroidissement et à vitesse maximale.

ROTOR LIBRE, 6 / 4 PLACES | 4176 / 4174

Rotor	
RPM max.	4.500 min ⁻¹
ACR max. Rotor 4176 / 4174	6.294 / 5.501
Capacité max.	6/4 x 1.000 ml
Accélération I freinage en sec.	125 I 197
Angle I Température en °C ¹⁾	90° I +4 / -11
Réf.	4176 / 4174

Nacelle	
Adaptateur avec couvercle	4255
Réf.	4579-A

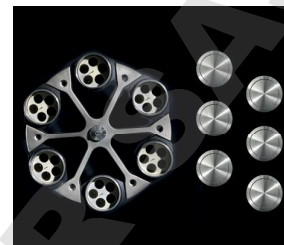

Tubes															
Capacité en ml	5	7	9	15	25	50	100	2,6-3,4	2,7-3	4-5,5	4,5-5	4,9	9-10	10	1,6-5
Ø x L en mm	12x75	12x100	14x100	17x100	24x100	34x100	44x100	13 x 65	11 x 66	15 x 75	11 x 92	13 x 90	16 x 92	15 x 102	13 x 75
ACR max. ²⁾ Rotor 4176 / 4174	5.750 / 4.935	5.750 / 4.935	5.886 / 5.094	5.886 / 5.094	5.615 / 4.845	5.705 / 4.890	5.693 / 4.867	5.750 / 4.935	5.750 / 4.935	5.886 / 5.094	5.750 / 4.935	5.750 / 4.935	5.886 / 5.094	5.886 / 5.094	5.750 / 4.935
Rayon en mm	254 / 218	254 / 218	260 / 225	260 / 225	248 / 214	252 / 216	251 / 215	254 / 218	254 / 218	260 / 225	254 / 218	254 / 218	260 / 225	260 / 225	254 / 218
Réf.	Tubes²⁾							Tubes de prélèvement sanguin / tubes d'urine							

Adaptateur	
Orifice Ø x L en mm	13 x 58
Tubes par rotor	180 / 120
Réf.	4433

Orifice Ø x L en mm	13 x 58	13 x 58	17,5 x 53	17,5 x 53	26 x 72	36 x 79	45 x 78	13,5 x 58	13 x 58	17,5 x 53	13 x 58	13,5 x 58	17,5 x 53	17,5 x 53	13,5 x 58
Tubes par rotor	180 / 120	180 / 120	114 / 76	114 / 76	42 / 28	24 / 16	12 / 8	126 / 84	180 / 120	114 / 76	180 / 120	126 / 84	114 / 76	114 / 76	126 / 84
Réf.	4433	4433	4434	4434	4438	4439	4442	4435	4433	4434	4433	4435	4434	4434	4435

Tubes															
Capacité en ml	4-7	4-7	8,5-10	15	50	25	30	10	250	290	650	750	1.000	1.000	175
Ø x L en mm	13 x 100	16 x 75	16 x 100	17 x 120	29 x 115	25 x 90	25 x 110	16 x 80	61 x 122	62 x 137	97 x 139	97 x 152	96 x 176	98 x 138	61 x 118
ACR max. ²⁾ Rotor 4176 / 4174	5.750 / 4.935	5.886 / 5.094	5.886 / 5.094	6.022 / 5.207	5.999 / 5.207	5.818 / 5.026	5.818 / 5.026	5.886 / 5.094	6.113 / 5.320	6.113 / 5.320	6.294 / 5.501	6.294 / 5.501	6.294 / 5.501	6.294 / 5.501	6.294 / 5.501
Rayon en mm	254 / 218	260 / 225	260 / 225	266 / 230	265 / 230	257 / 222	257 / 222	260 / 225	270 / 235	270 / 235	278 / 243	278 / 243	278 / 243	278 / 243	278 / 243
Réf.	Tubes de prélèvement sanguin / tubes d'urine				Tubes avec bouchon fileté				5127²⁴⁾	-²⁴⁾	0554²⁴⁾	0512²⁴⁾	4239²⁴⁾	4255	Falcon

Adaptateur	
Orifice Ø x L en mm	13,5 x 58
Tubes par rotor	126 / 84
Réf.	4435

Orifice Ø x L en mm	17,5 x 53	17,5 x 53	17 x 88	30 x 87	26 x 72	26 x 72	16 x 80	62 x 92	62 x 92	98 x 138	98 x 138	98 x 138	-	-	61 x 118
Tubes par rotor	114 / 76	114 / 76	72 / 48	30 / 20	42 / 28	42 / 28	114 / 76	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4
Réf.	4434	4434	4437	4441	4438	4438	4434	4443	4443	-	-	-	-	-	4440

Tubes					
Capacité en ml	175	200	225	250	500
Ø x L en mm	61 x 144	60 x 130	61 x 137	60 x 162	96 x 147
ACR max. ²⁾ Rotor 4176 / 4174	6.294 / 5.501	6.294 / 5.501	6.294 / 5.501	6.294 / 5.501	6.294 / 5.501
Rayon en mm	278 / 243	278 / 243	278 / 243	278 / 243	278 / 243
Réf.	Nalgene®	Nunc®	Falcon®	Corning®	Corning®

Adaptateur	
Orifice Ø x L en mm	-
Tubes par rotor Rotor 4176 / 4174	6 / 4
Réf.	4430

Orifice Ø x L en mm	-	-	-	-
Tubes par rotor Rotor 4176 / 4174	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4
Réf.	4430	4430	4440	4430

- Pour les versions réfrigérées : Température minimale atteinte avec un pré-refroidissement et à vitesse maximale.
- Veillez noter que les valeurs d'accélération indiquées se réfèrent uniquement aux performances des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants de tubes pour savoir à quelle accélération maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis. L'accélération maximale des tubes en verre signalés par la note 2) est de 4.000g.
- 3.15) Avec ces tubes, la nacelle 4255 ne peut pas être fermée avec son couvercle.
- 24) Bei Temperaturen über +40 °C und / oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese beim Zentrifugieren verformen.

ROTOR LIBRE, 6 / 4 PLACES | 4176 / 4174

Rotor	
RPM max.	4.500 min ⁻¹
ACR max. Rotor 4176 / 4174	5.999 / 5.184
Capacité max.	6 x 750 ml
Accélération/freinage en sec.	125 197
Angle Température en °C ¹⁾	90° +14 / -1
Réf.	4176 / 4174

+ Nacelle

Réf.



4522-A



Tubes															
Capacité en ml	4	5	6	7	12	15	25	50	100	2,6-3,4	2,7-3	4-5,5	4,5-5	7,5-8,5	9-10
Ø x L en mm	10x88	12x75	12x82	12x100	16x101	17x100	24x100	34x100	44 x115	13 x 65	11 x 66	15x75	11 x 92	15x92	16x92
ACR max. ²⁾ Rotor 4176 / 4174	5.818 / 5.003	5.818 / 5.003	5.818 / 5.003	5.818 / 5.003	5.818 / 5.003	5.818 / 5.003	5.818 / 5.003	5.818 / 5.003	5.818 / 5.003	5.818 / 5.003	5.818 / 5.003	5.818 / 5.003	5.818 / 5.003	5.818 / 5.003	5.818 / 5.003
Rayon en mm	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221
Réf.	Tubes ²⁾									Tubes de prélèvement sanguin / tubes d'urine					

Adaptateur															
Orifice Ø x L en mm	11 x 74	12,5 x 36	12,5 x 74	12,5 x 74	16x74	17,5x74	26x74	35x74	41,5x74	13,2x36	12,5x36	17,5x36	12,5 x 74	17,5 x 74	17,5 x 74
Tubes par rotor	378 / 252	288 / 192	288 / 192	288 / 192	150 / 100	180 / 120	66 / 44	36 / 24	24 / 16	180 / 120	288 / 192	180 / 120	288 / 192	180 / 120	96 / 64
Réf.	4224	4213-93	4213	4213	4223	4214	4215	4216	4218	4222-93	4213-93	4214-93	4213	4214	4220

Tubes															
Capacité en ml	10	1,6-5	4-7	4-7	8	8,5-10	15	50	12	30	50	250	290	600	650
Ø x L en mm	15x102	13x75	16x75	13x100	16x125	16x100	17x120	29x115	17 x100	25 x 110	29x115	61x122	62 x 137	93x134	97 x 139
ACR max. ²⁾ Rotor 4176 / 4174	5.818 / 5.003	5.818 / 5.003	5.818 / 5.003	5.818 / 5.003	5.818 / 5.003	5.818 / 5.003	5.999 / 5.184	5.999 / 5.184	5.818 / 5.003	5.818 / 5.003	5.909 / 5.094	5.818 / 5.003	5.818 / 5.003	5.999 / 5.184	5.999 / 5.184
Rayon en mm	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	257 / 221	265 / 229	265 / 229	257 / 221	257 / 221	261 / 225	257 / 221	257 / 221	265 / 229	265 / 229
Réf.	Tubes de prélèvement sanguin / tubes d'urine							Tubes avec bouchon fileté				5127 ²⁴⁾	- ²⁴⁾	0551 ²⁴⁾	0554 ²⁴⁾

Adaptateur															
Orifice Ø x L en mm	17,5x74	13,2x36	17,5x36	13,2x74	16x74	17,5x74	17x70	30 x 70	17,5x74	26 x 74	30 x 96	62 x 90	62 x 90	94x105	97,5x105
Tubes par rotor	180 / 120	180 / 120	180 / 120	180 / 120	150 / 100	180 / 120	138 / 92	48 / 32	96 / 64	66 / 44	36 / 24	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4
Réf.	4214	4222-93	4214-93	4222	4223	4214	4232	4245-A	4220	4215	4249	4238	4238	4233	4258


Tubes				
Capacité en ml	750	750	250	500
Ø x L en mm	97 x 152	93 x 137	60 x 162	96 x 147
ACR max. ²⁾ Rotor 4176 / 4174	5.999 / 5.184	5.999 / 5.184	5.818 / 5.003	5.999 / 5.184
Rayon en mm	265 / 229	265 / 229	257 / 221	265 / 229
Réf.	0512 ²⁴⁾	4234-A	Corning®	Corning®

Adaptateur				
Orifice Ø x L en mm	97,5x105	97,5x105	61x125	97,5x105
Tubes par rotor	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4
Réf.	4258	4258	6322	4258

- 1) Pour les versions réfrigérées : Température minimale atteinte avec un pré-refroidissement et à vitesse maximale.
- 2) Veuillez noter que les valeurs d'accélération indiquées se réfèrent uniquement aux performances des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants de tubes pour savoir à quelle accélération maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis. L'accélération maximale des tubes en verre signalés par la note 2) est de 4 000g.
- 5) Testé par le TÜV conformément à la norme DIN EN 61010, section 2 - 020.
- 24) À des températures supérieures à +40 °C et / ou en cas de faible remplissage des récipients, ces derniers peuvent se déformer lors de la centrifugation.



Nacelle	
Couvercle	5621
Réf.	4547-B

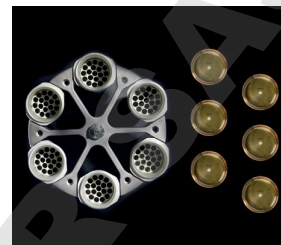

	+ 0726														
															
Adaptateur															
Orifice Ø x L en mm	13 x 58	13 x 58	17,5 x 53	17,5 x 53	26 x 72	36 x 79	45 x 78	13,5 x 58	13 x 58	17,5 x 53	13 x 58	13,5 x 58	17,5 x 53	17,5 x 53	17,5 x 53
Tubes par rotor	180 / 120	180 / 120	114 / 76	114 / 76	42 / 28	24 / 16	12 / 8	126 / 84	180 / 120	114 / 76	180 / 120	126 / 84	114 / 76	114 / 76	114 / 76
Réf.	4433	4403	4434	4434	4438	4439	4442	4435	4433	4434	4433	4435	4434	4434	4434

															
Adaptateur															
Orifice Ø x L en mm	13,5 x 58	13,5 x 58	17,5 x 53	17,5 x 53	17,5 x 53	17 x 88	30 x 87	26 x 72	26 x 72	17,5 x 53	62 x 92	62 x 92	98 x 141	98 x 141	98 x 141
Tubes par rotor	126 / 84	126 / 84	114 / 76	114 / 76	114 / 76	72 / 48	30 / 20	42 / 28	42 / 28	114 / 76	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4
Ref.	4435	4435	4434	4434	4434	4437	4441	4438	4438	4434	4443	4443	-	-	-

	4440	4430	4430	4440	4430	4449
						
Adaptateur						
Orifice Ø x L en mm	6 / 4	6 / 4	6 / 4	-	6 / 4	6 / 4
Tubes par rotor						
Réf.	4440	4430	4430	4440	4430	4449

- 1) Pour les versions réfrigérées : Température minimale atteinte avec un pré-refroidissement et à vitesse maximale.
- 2) Veuillez noter que les valeurs d'accélération indiquées se réfèrent uniquement aux performances des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants de tubes pour savoir à quelle accélération maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis. L'accélération maximale des tubes en verre signalés par la note 2) est de 4 000g.
- 3.17) Avec ces tubes, les nacelles 4547-B ne peuvent pas être fermées avec le couvercle 5621.
- 24) À des températures supérieures à +40 °C et / ou en cas de faible remplissage des récipients, ces derniers peuvent se déformer lors de la centrifugation.

— ROTOR ANGULAIRE, 6 PLACES | 4570

Rotor	
RPM max. ACR max.	6.000 min ⁻¹ 5.594
Capacité max.	6 x 250 ml
Accélération/freinage en sec.	64 69
Angle Niveau sonore max.	25° 54 dB(A)
Température en °C ¹⁾	-16
Réf.	4570

Couvercle étanche ⁵⁾
et résistant au phénol

Réf.



INCLUS



Tubes											
Capacité en ml	15	25	94	15	50	10	30	50	85	94	250
Ø x L en mm	17 x 100	24 x 100	38 x 106	17 x 120	29 x 115	16 x 80	26 x 95	29 x 107	38 x 106	38 x 106	61,5 x 122
ACR max. ²⁾	5.313	5.152	4.910	5.152	4.830	5.353	5.152	4.830	4.910	4.910	5.594
Rayon en mm	132	128	122	128	120	133	128	120	122	122	139
Réf.	Tubes ²⁾					Tubes avec bouchon fileté					5127 ²⁴⁾
Adaptateur											
Orifice Ø x L en mm	17,6 x 83	26 x 80	38,6 x 88	17 x 106	30 x 100	16,6 x 70	26 x 80	29 x 90	38,6 x 88	38,6 x 88	61,5 x 109
Tubes par rotor	42	18	6	30	6	48	18	6	6	6	6
Réf.	5646	5642	5644	5637	5638	5641	5642	5643	5644	5644	-

1) Pour les versions réfrigérées : Température minimale atteinte avec un pré-refroidissement et à vitesse maximale.

2) Veuillez noter que les valeurs d'accélération indiquées se réfèrent uniquement aux performances des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants de tubes pour savoir à quelle accélération maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis. L'accélération maximale des tubes en verre signalés par la note 2) est de 4 000g.

5) Testé par le TÜV conformément à la norme DIN EN 61010, section 2 - 020.

24) À des températures supérieures à +40 °C et / ou en cas de faible remplissage des récipients, ces derniers peuvent se déformer lors de la centrifugation.

— ACCESSOIRES BANQUE DE SANG



Hettliner

Les HettLiner permettent une fixation idéale des poches à sang pendant le traitement. Les poches sont retirées par la boucle après la centrifugation sans que le sédiment ne soit remué.



Kit de poids d'équilibrage

Si les poches à sang ne sont pas réparties de manière homogène dans les nacelles, les différences de poids peuvent être compensées à l'aide de poids d'équilibrage.

Un ensemble comprend:
40 pièces à 2 g; 20 pièces à 5 g; 10 pièces à 10 g; 5 pièces à 20 g; 5 pièces à 40 g



Poids d'équilibrage

Lorsque le nombre de systèmes pour poches à sang est insuffisant pour remplir entièrement le rotor, ces poids d'équilibrage peuvent être placés dans les nacelles vides. Si nécessaire, l'équilibrage peut être réalisé très précisément à l'aide des différents poids fournis.

4584-A pour support 4559-A

4587-A pour support 4592-B

4589-A pour support 4516-A



Aide au chargement

Installation simple et pratique des poches à sang avec les éléments d'aide au chargement.

Réf. 4564

Réf. 4566

Réf. 4509

CERTIFICATIONS / ENREGISTREMENTS

Certification des produits : Enregistrement des produits : Certifications des entreprises :



DOWNLOADS

[Mode d'emploi – ROTO SILENTA 630 RS](#)

[Catalogue General](#)

DIMENSIONS

