

BANDELETTE CLEARLINE – paramètre phosphate 100**Caractéristiques :**

- ✓ Utilisation :
 - Plonger une bandelette dans la solution à tester durant 10 secondes
 - Secouer la bandelette pour enlever l'excès de solution
 - Patienter durant 3 minutes
 - Comparer la couleur produite avec le nuancier
- ✓ Plage de mesure : 0 – 3 – 10 – 25- 50 – 100 – 150 – 500 mg/L



- ✓ Durée de vie : 3 ans à compter de la date de fabrication
- ✓ Contenu : 100 bandelettes
- ✓ Dimensions de la bandelette : 83 x 5 mm
- ✓ Note : conserver les bandelettes inutilisées dans le contenant d'origine. Ne pas entreposer dans un endroit où elles sont susceptibles d'être exposées à des gaz ou vapeurs acides ou alcalins. Conserver dans un endroit frais et sec

Unité : 1 Boîte de 100 bandelettes