

# Temperature Controlled Shaking



Leading Safety Standards

Superior Ease of Use

Reduced Cost of Ownership

## Operating Manual

Incubator system Hei-MIX Incubator 1000  
Operating manual must be read before initial start-up.  
Please follow the safety instructions provided.  
Please keep for future reference.

Page 2

## Original-Betriebsanleitung

Inkubationssystem Hei-MIX Incubator 1000  
Betriebsanleitung vor Erstinbetriebnahme unbedingt  
lesen. Sicherheitshinweise beachten.  
Für künftige Verwendung aufbewahren.

Seite 26

<b>About this Document</b>	<b>4</b>
Version and variants .....	4
About this manual .....	4
Symbols and signal words.....	5
<b>Safety Instructions</b>	<b>6</b>
General safety instructions.....	6
EU Declaration of Conformity.....	6
Intended use.....	6
Installation / electrical safety .....	7
Qualifications of personnel .....	7
Obligations of the operator .....	7
Installation site .....	7
Modifications to the device.....	8
Safety of personnel.....	8
Safety during use .....	9
Disposal .....	9
<b>Device Description</b>	<b>10</b>
Device overview .....	10
Hei-MIX Incubator 1000, high hood, overall view .....	10
Hei-MIX Incubator 1000, heating module, overall view.....	10
Hei-MIX Incubator 1000, control panel .....	10
<b>Start-Up</b>	<b>11</b>
Setting up device .....	11
Connect/disconnect power cord .....	11
Switch unit on and off .....	12
<b>Operation</b>	<b>13</b>
Heating.....	13
Start / stop heating .....	13

<b>Cleaning and Maintenance</b>	<b>14</b>
Cleaning.....	14
Maintenance .....	14
<b>Troubleshooting</b>	<b>15</b>
Possible errors and how to resolve .....	15
<b>Assembly</b>	<b>16</b>
Electrical connections .....	16
Mount hood .....	17
<b>Disassembly and Storage</b>	<b>20</b>
Dismantling, transportation and storage .....	20
Dismantling .....	20
Transportation and storage .....	20
<b>Accessories and Spare Parts</b>	<b>21</b>
Scope of delivery.....	21
Accessories.....	21
<b>Attachments</b>	<b>22</b>
Technical data .....	22
<b>Service</b>	<b>23</b>
Contact / Technical Service .....	23
Warranty .....	24
Confirmation of condition.....	25



### Copyright

This operating manual is protected by copyright and is exclusively intended for the internal use of the purchaser.

Handing over this operating manual to third parties, reproducing it in any type or form –in part or in full – and utilizing and/or communicating its contents is prohibited without prior written approval from the manufacturer.

Any violations will result in an obligation to provide compensation for damages. Other claims remain unaffected.

## ➤ Version and variants

### Version

This manual describes the function, operation and maintenance of the incubator system Hei-MIX Incubator 1000.

Version	Alteration date
1.1	05/2018

### Variants

The device is available in different variants. Certain features or functions are only available in specific product variants. These variants are described in this operating manual.

## ➤ About this manual

This operating manual is an integral part of the device described here.



- Carefully read through this operating manual and observe all of the safety instructions and warnings notices.
- Ensure that every user has carefully read the operating manual before using the device for the first time.
- Store this operating manual so that it is accessible to all users at all times.
- Pass the operating manual on to any subsequent owner.



The current version of this operating manual can also be found at:




[https://heidolph-instruments.com/en/service/downloads/operation-manuals#Schüttel- und Mischgeräte \(Incubator 1000\)](https://heidolph-instruments.com/en/service/downloads/operation-manuals#Schüttel- und Mischgeräte (Incubator 1000))

In addition, also observe the local regulations at the installation site.

## ➤ Symbols and signal words

Standardized symbols and signal words are used in this operating manual to warn against any dangers and provide important instructions. These instructions must be strictly observed to avoid accidents and damage.

The following terms and basic symbols are used:

Symbol	Additional signal words / explanation
<p><b>Warning signs</b></p> 	<p>The yellow triangle indicates hazardous situations. It is used in combination with the following signal words:</p> <p><b>DANGER:</b> Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in serious injury or death.</p> <p><b>WARNING:</b> Indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in serious injury or death.</p> <p><b>CAUTION:</b> Indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage and minor or moderate injury.</p>
<p><b>Prohibitory signs</b></p> 	<p>Prohibited:</p> <p>The red circle indicates a situation that should be avoided under all circumstances and which, if not avoided, may result in serious injury or death.</p>
<p><b>Mandatory signs</b></p> 	<p>Must be observed:</p> <p>The blue circle indicates important information. Please observe this information to avoid any property damage.</p>

### Other symbols used:

Symbol	Description
→	Handling instruction, action required
✓	Result of action
▪	List of information
▪	
▪	
a.	List of variants
b.	
c.	



### ➤ General safety instructions

#### EU Declaration of Conformity



This device complies with the following EC-Directives\*:

- 2006/42/EC Machinery Directive
- 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive

\*Also see the attachment "EU Declaration of Conformity".

The device has been manufactured according to state-of-the-art technology and in compliance with recognized safety regulations. However, risks may still arise during installation, operation and maintenance.

→ Please ensure that the operating manual is available at all times.

#### The device may only be used under the following conditions:

- Only operate the device if it is in a technically perfect condition.
- Only operate the device if you are properly aware of the risks and required safety measures.
- Only operate the device in accordance with the instructions given in this operating manual.
- If any information is ambiguous or missing, ask your superior or contact the manufacturer.
- Do not operate anything on the device without authorization.
- Only use the device in accordance with its intended use.

#### Intended use

The device may only be operated by authorized personnel.

The device is suitable for the following uses:	Heating solvents in combination with one of the following shakers and mixers: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Titramax 1000</li><li>▪ Unimax 1010</li><li>▪ Promax 1020</li><li>▪ Duomax 1030</li><li>▪ Polymax 1040</li></ul>
The device may be operated in research laboratories, other laboratories and production facilities in the following sectors:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Chemistry</li><li>▪ Pharmacy</li><li>▪ Biology</li><li>▪ Environmental analytics</li><li>▪ Basic research</li><li>▪ Similar research laboratories</li></ul>

#### Reasonable foreseeable misuse

Any use which deviates from the device's intended use is considered to be improper. The manufacturer is not liable for damage that occurs as a result. The risk is borne by the operator alone.



### Installation / electrical safety

- The device may only be connected up if the available power supply voltage corresponds to the information stated on the rating plate for the device.
- The power supply connection must be easily accessible at all times.
- An RCD circuit breaker (residual current circuit breaker) must be fitted to the electrical system in the building so that the device is disconnected from the power circuit in the event of a fault.
- Repairs may only be performed by electricians authorised by Heidolph Instruments.
- Never operate the device with a damaged power cord.
- Always turn the device OFF and disconnect the power cord before carrying out any maintenance or repair work.

### Qualifications of personnel

- The device may only be operated by trained personnel.
- The device may only be operated by persons who have been instructed and supervised in its proper use by trained specialist personnel.
- The device may only be operated by specialist personnel who are above the legal minimum age.
- Other persons may only work on the device under the constant supervision of experienced and trained specialist personnel.
- This operating manual must be read and understood by all persons working with the device.
- Personnel must receive safety training that ensures responsible and safe working practices.

### ➤ Obligations of the operator

#### Installation site

- The device must be installed in a suitable location.
- The device must be installed on a firm, stable and temperature resistant surface.
- Ensure that the device and all of its components are easily accessible at all times.
- Maintain a sufficient safety clearance to, in particular, any moving and/or hot equipment components.
- It is not permitted to place or store any objects such as accessories, tools or chemicals within this clearance area during operation.
- All screw connections must be securely tightened.
- It is not permitted to operate the device near to highly flammable or explosive substances.
- The device may only be operated inside buildings that have been equipped with appropriate laboratory equipment (e.g. a fume cupboard).
- Only operate the device (depending on the substances being used) in conjunction with an extractor hood (see DIN EN 14175 and DIN 12924).



## Safety Instructions

- It is only permitted to operate the device in dry and enclosed rooms and under the following ambient conditions:

Ambient temperature	5 - 31 °C at 80 % relative humidity
	32 - 40 °C decreasing linearly to a maximum 50 % relative humidity
Installation altitude	0 - 2,000 m above sea level
Contamination level	2
Overvoltage category	II
Permissible supply deviations	± 10 %

- If the device is operated in corrosive atmospheres, the service life of the device will decrease based on the concentration, duration and frequency of the exposure to the corrosive atmosphere e.g. concentrated hydrochloric acid (HCl).

## Modifications to the device

- It is not permitted to make any unauthorised modifications or changes to the device.
- Do not attach or install any parts that have not been approved by the manufacturer.
- Unauthorized modifications or changes will void the EC Declaration of Conformity for the device and operation of the device will no longer be permitted.
- The manufacturer is not liable for any damage, dangers or injuries that result from unauthorized modifications and changes or due to the non-observance of the instructions in this manual.

## Safety of personnel

- Ensure that the device is only operated by qualified specialist personnel and trained employees.
- Observe the following instructions to avoid any personal injuries and property damage:
  - Laboratory regulations
  - Accident prevention regulations
  - Hazardous Substance Act
  - Other generally accepted occupational health and safety regulations
  - Local regulations





### ➤ Safety during use

- Wear the appropriate clothing when working on the device (protective clothing, protective glasses and, if necessary, safety gloves).
- Do not use the device in potentially explosive areas. The device is not protected against explosion. There is no explosion or ATEX protection available.
- Do not carry out work with naked flames in the vicinity of the device (risk of explosion).
- Do not operate or assemble devices in the vicinity which are emission or radiation sources (electromagnetic waves) for the frequency range ( $3 \cdot 10^{11}$  Hz to  $3 \cdot 10^{15}$  Hz).
- Do not operate or assemble appliances in the vicinity of the device which constitute emission or radiation sources for ionizing radiation or in the ultrasonic range.
- Do not operate the device where adiabatic compression or shock waves might occur (shock wave combustion).
- Do not spill liquids over the device or any parts of it.
- Remove any accidentally spilled liquids immediately.
- Eliminate errors immediately.
- Always switch the device OFF after use.
- Avoid putting pressure on the display when you are not operating the device.
- Do not use abrasive material to clean the surface. Only wipe with damp cloth.

### ➤ Disposal



- Check the device components for hazardous substances and solvents.
- Clean all components before disposal.
- Dispose of the device in accordance with the relevant national regulations.
- Dispose of the packaging material in accordance with the appropriate national regulations.



## ➤ Device overview

### Hei-MIX Incubator 1000, high hood, overall view



### Hei-MIX Incubator 1000, heating module, overall view



### Hei-MIX Incubator 1000, control panel





### ➤ Setting up device



**Warning:**  
**Risk of slipping device!**

As a result of vibrations generated during operation the device might slide off the table top.

The surface must be smooth and clean and should be properly leveled.

- Locate the shaker on a stable, horizontal surface.
- Clean surface and feet with a damp cloth and ethanol regularly.

### ➤ Connect/disconnect power cord

#### Connect power cord

The power cord comes with a three-wire plug which is recessed on the bottom side.




Unit plug

Power cord

The socket is located on the back side of the unit.

- ✓ The device is switched OFF.
- Connect plug to socket with the recess facing down.
- Push plug up against socket until securely attached.
- Connect plug to power socket.

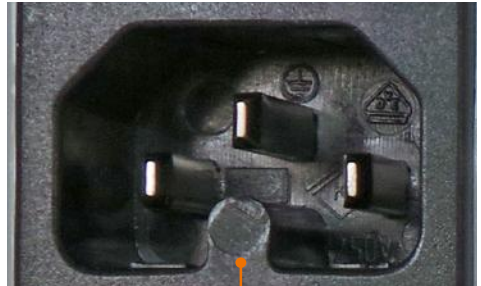

Unit socket

#### Disconnect power cord

- Disconnect plug from power socket first.
- Then disconnect plug from socket on unit.



### ➤ Switch unit on and off


The ON/OFF switch is situated on the right side of the device.

#### Switch unit on

- Press ON/OFF switch on the upper side.
- ✓ The green control light switches on.
- ✓ Unit is switched on.

#### Switch unit off

- Press ON/OFF switch on the lower side.
- ✓ The green control light switches off.
- ✓ Unit is switched off.

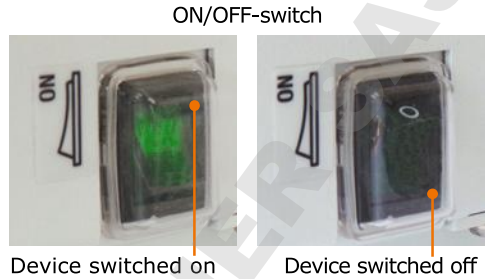



## ➤ Heating



### Caution: Possible damage of device

If the ventilation slits around the motor are not kept free of foreign matter the motor and the fan can get damaged.

Do not cover ventilation slits of heater module.

Always work with hood closed to protect ventilation slits.


## Start / stop heating

The temperature range can be set between 0 °C and 65 °C.



The device does not feature a cooling unit. The lowest possible temperature is identical with the ambient temperature.

- Turn device on with ON/OFF switch.
- Set temperature with analog knob "Temperature".
- ✓ The set temperature will be shown in the display "Set Temp".
- ✓ The actual temperature will be shown in the display "Act Temp".
- ✓ As soon as heating starts the yellow LED "Heater" will illuminate.
- To stop turn device off with ON/OFF switch.

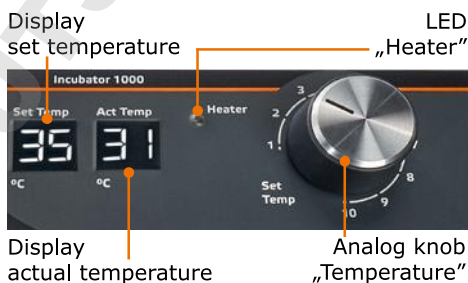

A power cut will stop the heating. Heating will continue as soon as power is back. Sensible applications could get damaged.



As soon as device is switched on the fan starts ventilating to spread the temperature evenly.

The fan keeps running regardless of temperature set or reached.



Transfer of heat from circulating air to beakers or flasks might require some time; we recommend to pre-heat cold flasks or beakers.



### ➤ Cleaning

All surfaces of the unit allow for cleaning with a damp cloth and if required a mild soap lotion.



**Warning:**  
**Risk of electric shock!**

If the device is still connected to power during cleaning, you might get in contact with live parts due to accidentally entering liquids.

Prior to cleaning:

- ensure that the device is switched OFF
- ensure that the plug is pulled from the electric socket.



**Caution:**  
**Damage to the device**

Accidentally entering liquids will cause the device to fail .  
Only wipe with a damp cloth. Never use a soaked cloth.

**Attention:**  
**Risk of damage to the surfaces**

All of the surfaces may be damaged by improper cleaning.

Never use:

- Chlorine bleach or any cleaning agent containing chlorine
- Solvent-bearing agents (e.g. acetone)
- Ammonia
- Abrasive cleaning agents such as scouring agents, cleaning wool or agents with metallic particles



As a result of vibrations generated during operation the device might slide off the table top.

To ensure a stable position clean surface and feet with a damp cloth and ethanol regularly.

### ➤ Maintenance

The unit is maintenance-free. Any necessary repair must be performed by an authorized Heidolph distributor.

Please contact Heidolph Instruments or your local Heidolph Instruments distributor.

## Troubleshooting

### ➤ Possible errors and how to resolve

Malfunctions	Possible reason	Troubleshooting
ON/OFF switch does not illuminate	No power	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Check size and shape of plug and compatibility to your electrical socket</li> <li>▪ Check circuit breakers</li> <li>▪ Check device fuses (see below)</li> </ul>
	Light diode defective	Contact your local Heidolph Instruments distributor
No ventilation	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ventilation blocked by an obstacle</li> <li>▪ Ventilation defective</li> </ul>	Contact your local Heidolph Instruments distributor
	Heating module does not heat, ventilation keeps going	Set temperature below ambient temperature
Heating module does not heat, ventilation keeps going	Thermal motor circuit breaker triggered by heating overload	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wait 20 minutes; when sufficiently cooled down the heating will restart automatically</li> <li>▪ Check device fuses (see below)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Motor defective</li> <li>▪ Control electronics defective</li> </ul>	Contact your local Heidolph Instruments distributor

If you experience a malfunction which can not be resolved, please contact your authorized Heidolph Instruments distributor immediately.



## Electrical connections

- Fuses must **only** be replaced by a **professional electrician**.
- **Repairs** to the device must **only be carried out by a qualified electrician approved by Heidolph Instruments**. Improper repairs could result in serious dangers. Please contact your specialist dealer if the device needs to be repaired.



### Warning: Risk of electric shock

The device must be connected to an earthed power socket.

The rated voltage for the device and the supply voltage must be the same. The rated voltage for the device can be found on the rating plate on the rear of the device.

The device is earthed via the supplied power cord when delivered. If the original plug is replaced, it is essential that the new plug is connected to a protective earth!

If the device is still connected to power while changing the fuse, you might get in contact with live parts.

Prior to replacing the fuse ensure that the unit is switched off and pull the plug from the electric socket. Only use original spare fuses from Heidolph Instruments.

After changing a fuse check the device for safe operating condition according to IEC 61010-1.



Rating plate

Unit socket



Fuses

### Color code for electrical connections:

#### Europe

<b>GREEN/YELLOW</b>	PE: Protective conductor ( <b>Earth</b> )
<b>BLUE</b>	N: Neutral conductor
<b>BROWN</b>	P: Phase

#### North America

<b>GREEN</b>	PE: Protective conductor ( <b>Earth</b> )
<b>WHITE</b>	N: Neutral conductor
<b>BLACK</b>	P: Phase

The device is connected to the mains with the power cord supplied. This plugs into the socket on the rear of the housing.

For countries where a different plug than the standard plug supplied is used:

- The plug supplied may only be changed by a professional electrician.
- If you wish to use an adapter, ensure that it is grounded and approved in accordance with the local regulations.
- Wiring, adapter and plug must at least meet the electrical power stated on the rating plate.





## Mount hood

Components with Incubator 1000:

- 1 heating module
- 1 holder
- 2 threaded screws (cross slit)
- 2 spring washers
- 1 Deflector plate
- 3 knurled screws

- 1 lower part hood
- 1 upper part hood

→ Install holder with two screws and spring washer supplied at the bottom of heater module.

→ Locate heater module on the right side of shaker.


→ Plug rubber feet of shaker in cutouts of holder.

Heating module



Holder

Deflector plate

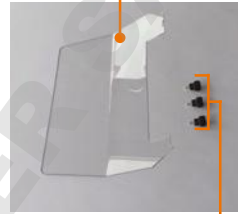


Knurled screws

Lower part hood




Hinges

Upper part hood

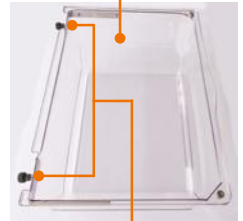


Knurled screws

Bottom heater module

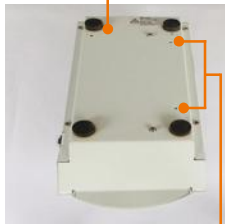

Threaded holes

Holder

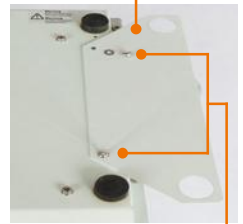

Threaded screws




Rubber feet Cutouts holder




## Assembly

→ Place lower part hood on shaker and heater module.

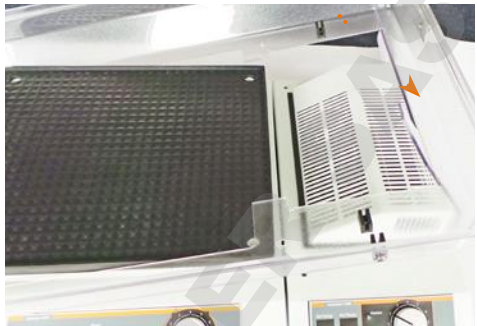

→ Attach lower part hood to heating module with 2 knurled screws.

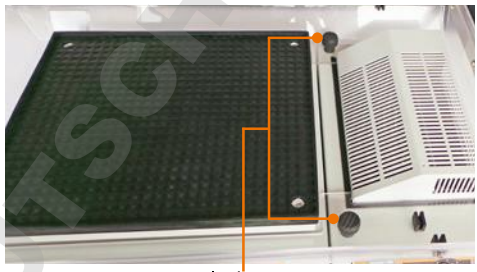

Knurled screws

→ Turn third knurled screw through left holding spigot into threaded hole of shaker on the left hand side and tighten.




Knurled screws      Holding spigot

- Position hinges horizontally.
- Detach knurled nuts from threaded bolts of hood.
- Place upper part hood on mounted lower part.
- When placing upper part insert threaded bolt into recess of hinge at lower part of hood.
- Tighten knurled screws.

Hinge lower part hood      Threaded bolt at upper part hood



Recess

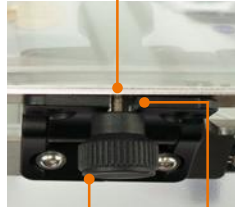


Recess  
Knurled screw



## Assembly

- Open hood and plug the deflector plate into the 4 cutouts of lower part.
- ✓ The deflector plate grants proper distribution of hot air under the hood.
- ✓ When closed, the integrated magnets keep hood in position.

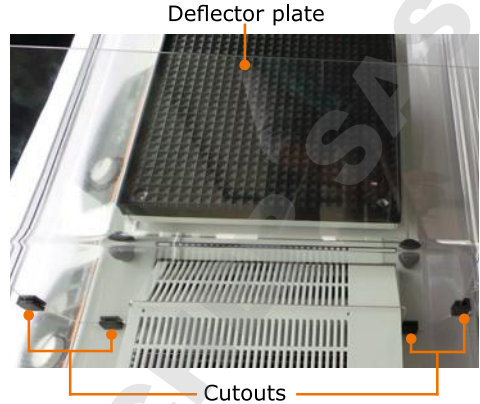

The incubator has friction hinges. This allows the user to open it to any position. System related, a moderate force is required to open and close the hood.



For cleaning, hood can be dismounted. To do so undo knurled screws and lift off hood.



## ➤ Dismantling, transportation and storage

### Dismantling



**Warning:  
Risk of injury!**

While the device is plugged in you might be at harm if the device is accidentally switched to ON mode.

Prior to dismantling device ensure that the device is switched off and the plug is pulled from the electric socket.

- ✓ The device is switched off.
- Disconnect plug from power socket.
- Disconnect plug from socket on the device.
- Remove all vessels.
- Disassemble attachments.

### Transportation and storage

- Store and transport the device and its components only if they were emptied, cleaned and dismantled.
- To carry the device wear safety gloves and lift the unit from below.
- Store and transport the device and parts of device in the original packing material or alternatively in an adequate container to prevent damage.
- Seal the package carefully against unauthorized or accidental opening.
- Store the device in a dry and frost-free place.



Improper storage and transportation may result in damages to the system and the mechanical components.

Avoid any kind of shocks during transportation.



## ➤ Scope of delivery

Component	Variant	Quantity	Product number
Hei-MIX Incubator 1000	Either Incubator hood flat	1	549-90040-00
	or Incubator hood high	1	549-90030-00
	or Incubator hood XL	1	549-90060-00
Heating module		1	549-90010-00
Operating Manual English / German		1	01-005-004-23
Warranty registration / Confirmation of condition		1	01-006-002-78
EC Declaration of Conformity		1	01-001-025-06
Power cord		1	depending on country

## ➤ Accessories

Component	Quantity	Product number
Incubator hood, three sizes	1	see above
Fuse for 230 V (device needs 2 fuses)	1	14-002-015-69
Fuse for 230 V (device needs 2 fuses)	1	14-002-015-48

Additional accessories are shown in the general catalog or on our website at [www.heidolph.com](http://www.heidolph.com).



## ➤ Technical data

### Hei-MIX Incubator 1000

Standard supply voltage	230 V/50 Hz or 115 V/60 Hz		
Power consumption (W)	335		
Device fuses	T 2,0 A (230 V) or T 4,0 A (115 V)		
Heating capacity (W)	290		
Protective class (IEC 61140)	1 ⊕		
Protection class (IEC 60529)	IP 30		
Sound pressure level (dB(A)) (based on IEC 61010)	< 45		
Motor	shaded pole motor		
Heating	finned pipe heater		
Air circulation	cross current fan		
Overheat protection	self-resetting		
Operating mode	continuous		
Temperature control	electronic		
Temperature range 230 V (°C)	5* - 65		
Temperature setting	digital		
Temperature accuracy (°C)	± 2 up to 50 °C heating temperature ± 4 from 50 °C heating temperature		
Dimensions (w x h x d) (mm)	170 x 140 x 375		
Weight (kg)	5.2		
<b>Hood, 2-parts (PETG)</b>	<b>flat</b>	<b>high</b>	<b>XL</b>
Dimensions (w x h x d) (mm)	570 x 163 x 390	570 x 267 x 390	570 x 428 x 390
Volume (dm <sup>3</sup> )	28	45	77

\* The lowest possible temperature will always be approx. 5 °C above ambient temperature.



## ➤ Contact / Technical Service

### Questions / Repair work

If any aspect of installation, operation or maintenance remains unanswered in the present manual, please get in touch with the following address.

For repairs please call Heidolph Instruments or your local authorized Heidolph Instruments distributor.



#### **Warning: Danger of poisoning!**

Contaminated devices can lead to severe injury or death of our employees!

When shipping items for repair that may have been contaminated by hazardous substances, please:

- advise exact substance
- take adequate protective action towards our parts receiving and service personnel
- mark the pack in accordance with Ordinance on Hazardous Substances

A "Confirmation of Condition" form can be found at the end of this operating manual.

→ Prior to shipping the device for repair, complete a copy of this form and submit it in advance.

### Contact details:



#### **Heidolph Instruments Germany**

Heidolph Instruments GmbH & Co. KG  
Technical Service  
Walpersdorfer Str. 12  
D-91126 Schwabach / Germany

Tel.: +49 – 9122 - 9920-74

Fax: +49 – 9122 - 9920-84

E-Mail: [service@heidolph.de](mailto:service@heidolph.de)  
[www.heidolph.de](http://www.heidolph.de)

#### **Heidolph Instruments North America**

Phone: 1-866-650-9604  
E-mail: [service@heidolph.com](mailto:service@heidolph.com)  
[www.heidolphNA.com](http://www.heidolphNA.com)

#### **Heidolph Instruments United Kingdom**

Phone: 01799 - 5133-20  
E-mail: [service@radleys.co.uk](mailto:service@radleys.co.uk)  
[www.heidolph-instruments.co.uk](http://www.heidolph-instruments.co.uk)

#### **All other countries**

You will find contact details of your local Heidolph distributor at [www.heidolph.com](http://www.heidolph.com)



## ➤ Warranty

---



Heidolph Instruments provides a 3 year warranty for the products described here (excluding glass and wearing parts) if you register using the warranty card enclosed or online ([www.heidolph.com](http://www.heidolph.com)). The warranty period begins with the date of registration. The serial number is also valid without registration.

This warranty covers material and manufacturing defects.

---

In the event of a material or manufacturing defect, the device shall be repaired or replaced free of charge under the terms of the warranty.

Heidolph Instruments shall not assume liability for any damage incurred as a result of improper handling or transport.

Warranty claim?

- ➔ Please notify Heidolph Instruments or your local Heidolph distributor if you wish to make a warranty claim.





## ➤ Confirmation of condition

→ In the case of repair, copy and complete the Confirmation of condition form and send it to Heidolph Instruments.

### 1. Details about the device

Product number \_\_\_\_\_

Serial number \_\_\_\_\_

Reason for repair \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 2. Has the device been cleaned, decontaminated/sterilized?

Yes \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

### 3. Is the device in a condition which does not represent any health threats for the staff of our service department?

Yes \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

If not, which substances has the device come into contact with?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 4. Legally binding declaration

The customer is aware of being legally liable to Heidolph Instruments for any damages arising from incomplete and incorrect information.

Date \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_

### Company stamp

#### Please note

The shipper is responsible for the return of the goods in well packed condition, suitable for the mode of transport.

#### Sender information

Name, first name \_\_\_\_\_

Company \_\_\_\_\_

Department, research group \_\_\_\_\_

Street \_\_\_\_\_

Zip code, city \_\_\_\_\_

Country \_\_\_\_\_

Phone \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

<b>Zu diesem Dokument</b>	<b>28</b>
Version und Varianten .....	28
Über dieses Handbuch.....	28
Symbole und Signalwörter .....	29
<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>30</b>
Allgemeine Sicherheitshinweise .....	30
EU Konformitätserklärung .....	30
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	30
Installation / Elektrische Sicherheit .....	31
Qualifikation der Mitarbeiter .....	31
Pflichten des Betreibers .....	31
Aufstellort.....	31
Änderungen am Gerät .....	32
Sicherheit des Personals .....	32
Sicherheit während der Benutzung.....	33
Entsorgung.....	33
<b>Gerätebeschreibung</b>	<b>34</b>
Geräteübersicht.....	34
Hei-MIX Inkubator 1000, Haube hoch, Gesamtansicht .....	34
Hei-MIX Inkubator 1000, Heizmodul, Gesamtansicht .....	34
Hei-MIX Inkubator 1000, Bedienfeld.....	34
<b>Inbetriebnahme</b>	<b>35</b>
Gerät aufstellen .....	35
Netzkabel anschließen / lösen .....	35
Gerät ein- und ausschalten .....	36
<b>Bedienung</b>	<b>37</b>
Temperieren .....	37
Temperieren starten / stoppen.....	37
<b>Reinigung und Wartung</b>	<b>38</b>
Reinigung .....	38
Wartung.....	38
<b>Fehlerbehandlung</b>	<b>39</b>
Störungen und deren Beseitigung .....	39

<b>Montage</b>	<b>40</b>
Elektrischer Anschluss .....	40
Haube montieren.....	41
<b>Demontage und Lagerung</b>	<b>44</b>
Abbau, Transport und Lagerung .....	44
Abbau .....	44
Transport und Lagerung.....	44
<b>Ersatzteile und Zubehör</b>	<b>45</b>
Lieferumfang .....	45
Zubehör .....	45
<b>Anhang</b>	<b>46</b>
Technische Daten .....	46
<b>Service</b>	<b>47</b>
Kontakt / Technischer Service .....	47
Garantierklärung.....	48
Unbedenklichkeitserklärung .....	49



## Urheberschutz

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt und ausschließlich für den Käufer zur internen Verwendung bestimmt.

Die Überlassung dieser Anleitung an Dritte, Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhalts sind ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.

Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

## ➤ Version und Varianten

### Version

Diese Anleitung beschreibt Funktion, Betrieb und Bedienung des Inkubatorsystems Hei-MIX Inkubator 1000.

Version	Änderungsdatum
1.1	05/2018

### Varianten

Das Gerät ist in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich. Bestimmte Merkmale oder Funktionen sind nur in bestimmten Ausstattungsvarianten verfügbar. Die Varianten sind in dieser Anleitung beschrieben.

## ➤ Über dieses Handbuch

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des hier beschriebenen Gerätes.



- Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise.
- Sorgen Sie dafür, dass jeder Benutzer des Gerätes vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung sorgfältig gelesen hat.
- Bewahren Sie diese Betriebsanleitung so auf, dass sie jederzeit für jeden Benutzer zugänglich ist.
- Geben Sie diese Betriebsanleitung an den Nachfolge-Besitzer weiter.



Die aktuelle Version dieser Betriebsanleitung finden Sie auch unter:




[https://heidolph-instruments.com/de/service/downloads/betriebsanleitungen#Schüttel- und Mischgeräte \(Inkubator 1000\)](https://heidolph-instruments.com/de/service/downloads/betriebsanleitungen#Schüttel- und Mischgeräte (Inkubator 1000))

Beachten Sie darüber hinaus die örtlichen Bestimmungen am Aufstellort.

## ➤ Symbole und Signalwörter

In dieser Betriebsanleitung werden standardisierte Symbole und Signalwörter verwendet, um Sie vor Gefahren zu warnen oder Ihnen wichtige Hinweise zu geben. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden zu vermeiden.

Die folgenden Begriffe und Grundsymbole werden verwendet:

Symbol	Zusätzliche Signalwörter / Erläuterung
<b>Warnzeichen</b> 	Das gelbe Dreieck weist auf eine gefährliche Situation hin. Es wird in Kombination mit den folgenden Signalwörtern verwendet: <b>GEFAHR:</b> Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin. Nichtbeachtung führt zu schweren Verletzungen oder Tod. <b>WARNUNG:</b> Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin. Bei Nichtbeachtung drohen schwere Verletzungen oder Tod. <b>VORSICHT:</b> Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin. Nichtbeachtung führt zu Sachschäden und kann zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen.
<b>Verbotszeichen</b> 	Unbedingt vermeiden: Der rote Kreis weist auf eine Situation hin, die unter allen Umständen vermieden werden sollte. Bei Nichtbeachtung drohen schwere Verletzungen oder Sachschäden.
<b>Gebotszeichen</b> 	Unbedingt beachten: Der blaue Kreis weist auf eine wichtige Information hin. Bitte beachten Sie diesen Hinweis, um Sachschäden zu vermeiden.

### Weitere verwendete Zeichen:

Symbol	Erläuterung
→	Bedienungsanweisung, Handeln erforderlich
✓	Ergebnis der Handlung
▪ ▪ ▪	Aufzählung von Informationen
a. b. c.	Aufzählung von Varianten



# ➤ Allgemeine Sicherheitshinweise

## EU Konformitätserklärung



Das Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien\*:

- 2006/42/EG Maschinen-Richtlinie
- 2014/30/EU EMV-Richtlinie

\*Siehe hierzu auch beigelegte „EU-Konformitätserklärung“.

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch bestehen beim Installieren, Arbeiten und Instandhalten Gefahren.

→ Betriebsanleitung bitte stets verfügbar halten.

### Das Gerät darf nur unter folgenden Bedingungen benutzt werden:

- Betreiben Sie das Gerät nur, wenn es in technisch einwandfreiem Zustand ist.
- Betreiben Sie das Gerät nur, wenn Sie über das nötige Sicherheits- und Gefahrenbewusstsein verfügen.
- Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend den Vorschriften in dieser Betriebsanleitung.
- Wenn Informationen missverständlich sind oder Sie Informationen vermissen, fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder wenden Sie sich an den Hersteller.
- Bedienen Sie nichts an dem Gerät ohne Befugnis.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal betrieben werden.

Das Gerät ist für folgende Verwendung geeignet:

Temperieren von Lösungen in Kombination mit einem der folgenden Schüttel- und Mischgeräte:

- Titramax 1000
- Unimax 1010
- Promax 1020
- Duomax 1030
- Polymax 1040

Das Gerät darf betrieben werden in Forschungslabor, Praktikum, und Produktion von:

- Chemie
- Pharmazie
- Biologie
- Umwelt-Analytik
- Grundlagenforschung
- Ähnliche Forschungslabore

### Nicht zugelassene Verwendung

Eine andere als die bestimmungsgemäße Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Betreiber.



### Installation / Elektrische Sicherheit

- Das Gerät darf nur angeschlossen werden, wenn die vorhandene Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmt.
- Der Netzanschluss muss jederzeit leicht zugänglich sein.
- In der Hausinstallation muss ein RCD-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) vorhanden sein, der das Gerät im Fehlerfall vom Stromnetz trennt.
- Reparaturen dürfen nur von einer durch Heidolph Instruments autorisierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Betreiben Sie das Gerät niemals mit einem defekten Netzkabel.
- Schalten Sie das Gerät immer AUS und lösen Sie das Netzkabel, bevor eine Wartung oder eine Reparatur durchgeführt wird.

### Qualifikation der Mitarbeiter

- Das Gerät darf nur von geschultem Personal bedient werden.
- Das Gerät darf nur von Personen bedient werden, die durch geschultes Fachpersonal in die ordnungsgemäße Bedienung eingewiesen und betreut werden.
- Das Gerät darf nur von Fachpersonal im gesetzlichen Mindestalter bedient werden.
- Andere Personen dürfen nur unter permanenter Aufsicht von erfahrenem und geschultem Fachpersonal an dem Gerät arbeiten.
- Diese Betriebsanleitung muss von allen Personen gelesen und verstanden werden, die mit diesem Gerät arbeiten.
- Das Personal muss eine Sicherheitseinweisung erhalten haben, die zu verantwortungsvollem und sicherem Arbeiten führt.

### ➤ Pflichten des Betreibers

#### Aufstellort

- Das Gerät muss an einem geeigneten Platz aufgestellt werden.
- Das Gerät muss stabil und standsicher auf einer temperaturbeständigen Unterlage aufgestellt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät und alle Gerätekomponenten jederzeit frei zugänglich sind.
- Insbesondere zu beweglichen und/oder heißen Gerätekomponenten muss ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten werden.
- Innerhalb der Abstandsfläche dürfen während des Betriebes keinerlei Gegenstände wie Zubehör, Werkzeuge oder Chemikalien abgelegt oder gelagert werden.
- Alle Schraubverbindungen müssen sicher angezogen sein.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von leicht entzündlichen oder explosiven Stoffen betrieben werden.
- Betreiben Sie das Gerät (abhängig von den verwendeten Stoffen) nur unter einem geschlossenen belüfteten Abzug (siehe DIN EN 14175 und DIN 12924).



## Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nur innerhalb von geschlossenen Gebäuden in trockenen Räumen und unter folgenden Umgebungsbedingungen betrieben werden:

Umgebungstemperatur	5 - 31 °C bei 80 % relativer Luftfeuchtigkeit
	32 - 40 °C linear abnehmend bis maximal 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
Aufstellhöhe	0 - 2.000 m über NN
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungs-Kategorie	II
Zulässige Versorgungsnetzschwankungen	± 10 %

- Wird das Gerät in korrosiven Atmosphären verwendet, sinkt die Lebensdauer des Gerätes abhängig von Konzentration, Dauer und Häufigkeit der korrosiven Umgebung z. B. konzentrierte Hydrochloridsäure (HCl).

## Änderungen am Gerät

- Das Gerät darf nicht eigenmächtig umgebaut oder verändert werden.
- Bauen Sie keine Teile an oder ein, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.
- Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen führen dazu, dass die EU-Konformitätserklärung des Geräts erlischt und das Gerät nicht mehr weiter betrieben werden darf.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, Gefahren oder Verletzungen, die durch eigenmächtige Umbauten und Veränderungen oder durch Nichtbeachtung der Vorschriften in dieser Anleitung entstehen.

## Sicherheit des Personals

- Stellen Sie sicher, dass nur qualifiziertes Fachpersonal und eingewiesene Mitarbeiter das Gerät bedienen.
- Beachten Sie zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden folgende Vorschriften:
  - Labor-Richtlinie
  - Unfallverhütungs-Vorschriften
  - Gefahrstoff-Verordnung
  - Sonstige allgemein anerkannte Regeln der Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin
  - Örtliche Bestimmungen





### ➤ Sicherheit während der Benutzung

- Schützen Sie sich mit passender Kleidung, wenn Sie an dem Gerät arbeiten (Schutzkleidung, Schutzbrille, Schutzhandschuhe).
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Das Gerät ist nicht explosionsgeschützt. Es verfügt über keinen Ex- oder ATEX-Schutz.
- Arbeiten Sie in der Umgebung des Gerätes nicht mit offener Flamme (Explosionsgefahr).
- Betreiben oder montieren Sie in der Nähe keine Geräte, welche Emissions- oder Strahlungsquellen (elektromagnetische Wellen) für den Frequenzbereich ( $3 \cdot 10^{11}$  Hz bis  $3 \cdot 10^{15}$  Hz) sind.
- Betreiben oder montieren Sie in der Nähe keine Geräte, welche Emissions- oder Strahlungsquellen für ionisierende Wellen oder im Ultraschallbereich sind.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn adiabatische Kompression oder Stoßwellen auftreten können (Druckwellenzündung).
- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten über das Gerät oder Teile davon.
- Wischen Sie evtl. auf das Gerät gelangte Flüssigkeiten sofort ab.
- Beheben Sie Fehler sofort.
- Schalten Sie das Gerät immer AUS, wenn es nicht in Betrieb ist.
- Vermeiden Sie unbeabsichtigten Druck auf das Display.
- Verwenden Sie keine scheuernden Mittel zur Reinigung; nur mit angefeuchteten Tüchern abwischen.

### ➤ Entsorgung



- Prüfen Sie die Geräte-Komponenten auf Gefahrenstoffe und Lösemittel.
- Reinigen Sie alle Komponenten, bevor sie entsorgt werden.
- Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der nationalen gesetzlichen Vorschriften.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend der nationalen gesetzlichen Vorschriften.



## Geräteübersicht

### Hei-MIX Inkubator 1000, Haube hoch, Gesamtansicht



### Hei-MIX Inkubator 1000, Heizmodul, Gesamtansicht



### Hei-MIX Inkubator 1000, Bedienfeld





## ➤ Gerät aufstellen



### **Achtung:** **Rutschgefahr für das Gerät**

Durch die Vibration im Betrieb kann das Gerät beginnen, über die Aufstellfläche zu wandern und heruntergleiten.

Die Aufstellfläche muss glatt, eben und sauber sein und sollte möglichst in Waage liegen.

- Stellen Sie das Gerät auf einer massiven glatten Fläche auf, die in Waage liegt.
- Reinigen Sie die Auflagefläche und die Füße des Gerätes in regelmäßigen Abständen.

## ➤ Netzkabel anschließen / lösen

### **Netzkabel anschließen**

Der Gerätestecker ist dreipolig und hat eine Aussparung auf der Unterseite.




Gerätestecker

Netzkabel

Die Gerätesteckdose befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.

- ✓ Das Gerät ist ausgeschaltet.
- Stecken Sie den Gerätestecker mit der Aussparung nach unten in die Gerätesteckdose.
- ✓ Der Stecker ist sicher eingesteckt, wenn er bis zum Anschlag aufgeschoben wurde.
- Stecken Sie nun den anderen Stecker in die Stromsteckdose.

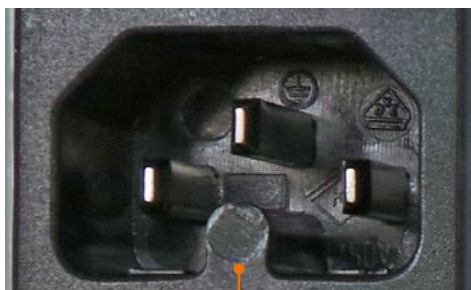

Gerätesteckdose

### **Netzkabel lösen**

- Ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Stromsteckdose.
- Ziehen Sie dann die Gerätekabelbuchse vom Gerät.




## ➤ Gerät ein- und ausschalten

Der EIN-/AUS-Schalter befindet sich an der linken Geräteseite unten.

### Gerät einschalten

- Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter im oberen Bereich.
- ✓ Im EIN-/AUS-Schalter geht die grüne Netz-Kontrollleuchte an.
- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet.

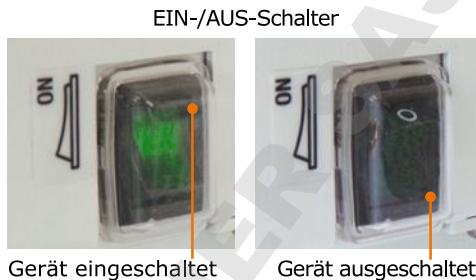

### Gerät ausschalten

- Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter im unteren Bereich.
- ✓ Im EIN-/AUS-Schalter geht die grüne Kontrollleuchte aus.
- ✓ Das Gerät ist ausgeschaltet.



## ➤ Temperieren



### Vorsicht: Mögliche Beschädigung des Geräts

Wenn die Lüftungsschlitze um den Motor nicht frei sind, kann es zur Überhitzung des Motors kommen. Eindringende Gegenstände oder Flüssigkeiten durch die Lüftungsschlitze können sowohl den Motor als auch den Lüfter beschädigen.

Decken Sie die Lüftungsschlitze rund um den Motor niemals ab.

Arbeiten Sie stets bei geschlossener Haube, um die Lüftungsschlitze zu schützen.


## Temperieren starten / stoppen

Der einstellbare Temperaturbereich liegt zwischen 0 °C und 65 °C.



Das Gerät besitzt kein Kühlaggregat. Die niedrigste einstellbare Temperatur ist gleich mit der Umgebungstemperatur.

- ➔ Mit dem EIN-/AUS-Schalter Gerät einschalten.
- ➔ Mit dem Drehknopf „Temperatur“ gewünschte Soll-Temperatur einstellen.
- ✓ Die eingestellte Temperatur wird in der Anzeige „Set Temp“ angezeigt.
- ✓ Die aktuelle Temperatur wird in der Anzeige „Act Temp“ angezeigt.
- ✓ Sobald das Gerät beginnt zu heizen, leuchtet die gelbe LED „Heater“.
- ➔ Zum Beenden Gerät mit dem EIN-/AUS-Schalter ausschalten.

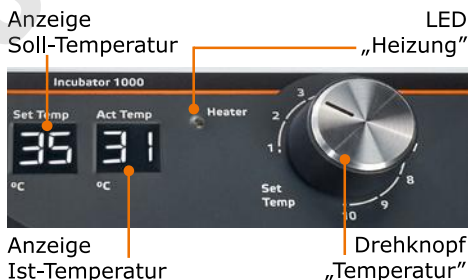

Bei Netzunterbrechung wird das Temperieren abgebrochen. Das Temperieren wird wieder aufgenommen, sobald das Heizmodul wieder am Netz ist. Empfindliche Proben könnten dabei beschädigt werden.



Sobald Sie das Gerät einschalten, beginnt der Lüfter zu laufen, um die Temperatur gleichmäßig zu verteilen. Der Lüfter läuft ununterbrochen, unabhängig von der eingestellten oder erreichten Temperatur.



Um lange Aufheizzeiten zu vermeiden, empfehlen wir, insbesondere bei hohen Temperaturdifferenzen, kalte Gefäße bzw. Lösungen vorzutemperieren.



### ➤ **Reinigung**

Zur Reinigung können Sie alle Oberflächen des Gerätes mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls mit milder Seifenlauge abwischen.



#### **Warnung!** **Stromschlaggefahr!**

Eindringende Flüssigkeiten können dazu führen, dass das Gerät unter Spannung gerät, wenn es noch an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Bevor Sie das Gerät reinigen:

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker.



#### **Vorsicht:** **Gerätebeschädigung**

Eindringende Flüssigkeiten können die Elektronik des Gerätes beschädigen.

Wischen Sie die Oberfläche immer nur feucht und niemals nass ab.

#### **Vorsicht:** **Oberflächenbeschädigung**

Die Oberflächen können durch unsachgemäße Reinigung beschädigt werden.

Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall:

- Chlorbleiche oder auf Chlorbasis aufbauende Putzmittel
- lösemittelhaltige Substanzen (z.B. Aceton)
- Ammoniak
- abrasive Reinigungsmittel wie Putzwolle, Scheuermittel oder Reinigungsmittel mit metallischen Bestandteilen



Durch die Vibration kann Ihr Gerät sich auf der Standfläche verschieben. Damit die Füße des Gerätes sicher auf der Standfläche haften, reinigen Sie diese in regelmäßigen Abständen mit einem feuchten Tuch und Ethanol.

### ➤ **Wartung**

Das Gerät ist wartungsfrei. Eine eventuell notwendige Reparatur ist unbedingt durch einen von Heidolph Instruments autorisierten Fachmann auszuführen.

Wenden Sie sich hierzu an Ihren Heidolph Händler oder eine Vertretung von Heidolph Instruments.

## › Störungen und deren Beseitigung

Fehler am Gerät	Mögliche Ursache	Behebung
EIN-/AUS-Schalter bleibt nach dem Einschalten dunkel	Keine Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Korrekten Sitz des Netzsteckers am Hausanschluss und am Gerät überprüfen</li> <li>▪ Sicherungen überprüfen</li> <li>▪ Gerätesicherungen überprüfen (siehe unten)</li> </ul>
	Leuchtdiode defekt	Heidolph Fachhändler kontaktieren
Lüfter läuft nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gebläse durch Gegenstand blockiert</li> <li>▪ Gebläse defekt</li> </ul>	Heidolph Fachhändler kontaktieren
Heizmodul heizt nicht, Lüftung läuft weiter	Solltemperatur niedriger als Umgebungstemperatur eingestellt	Solltemperatur größer als Umgebungstemperatur wählen
	Überhitzungsschutz der Heizung hat angesprochen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einige Minuten warten, nach Abkühlung schaltet die Heizung wieder ein</li> <li>▪ Gerätesicherungen überprüfen (siehe unten)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mechanik defekt (Motor brummt)</li> <li>▪ Elektronik defekt (Motor brummt nicht)</li> </ul>	Heidolph Fachhändler kontaktieren

Sollte eine Störung auftreten, die Sie mit den oben genannten Hinweisen nicht beseitigen können, informieren Sie bitte unverzüglich Ihren autorisierten Heidolph Fachhändler.



## Elektrischer Anschluss

- Sicherungen dürfen nur von einem **konzessionierten Elektrofachmann** getauscht werden.
- **Reparaturen** am Gerät dürfen **nur von einem durch Heidolph qualifizierten Elektrofachmann** durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im Reparaturfall an Ihren Fachhändler.



### Warnung: Stromschlaggefahr!

Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Geräte- und Netzspannung müssen übereinstimmen. Das Typenschild auf der Rückseite des Gerätes gibt die Gerätespannung an.

Bei Lieferung ist das Gerät geerdet. Beim Auswechseln des Originalsteckers muss am neuen Stecker zwingend der Schutzleiter angeschlossen werden!

Ist das Gerät noch an die Stromversorgung angeschlossen, wenn Sie die Sicherungen austauschen, könnten Sie mit stromführenden Teilen in Berührung kommen.


Schalten Sie vor einem Sicherungsaustausch das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Es dürfen nur Original-Ersatzsicherungen von Heidolph Instruments verwendet werden.

Prüfen Sie das Gerät nach Austausch einer Sicherung auf sicheren Zustand gemäß IEC 61010-1.



Typenschild

Gerätesteckdose

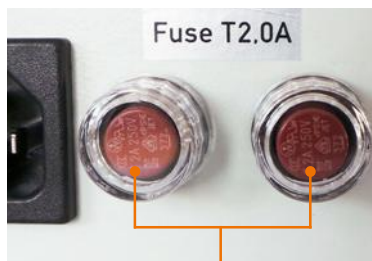

Gerätesicherungen

### Farbcode für die Anschlussleitung:

#### Europa

<b>GRÜN/GELB</b>	PE: Schutzleiter ( <b>Erde</b> )
<b>BLAU</b>	N: Neutraleiter
<b>BRAUN</b>	P: Phase

#### Nordamerika

<b>GRÜN</b>	PE: Schutzleiter ( <b>Erde</b> )
<b>WEIß</b>	N: Neutraleiter
<b>SCHWARZ</b>	P: Phase

Das Gerät wird mit dem beigegefügteten Netzkabel ans Stromnetz angeschlossen.

Falls Sie das Gerät in einem Land mit anderem Stecker-System betreiben möchten:

- Der mitgelieferte Stecker darf nur durch einen qualifizierten Elektrofachmann ausgetauscht werden.
- Wenn ein Adapter verwendet werden soll, muss dieser geerdet und unter den örtlichen Bestimmungen zugelassen sein.
- Kabel, Adapter und Stecker müssen mindestens der Leistung entsprechen, die auf dem Typenschild aufgeführt ist.





## ➤ Haube montieren

Montageteile Inkubator 1000:





- 1 Heizmodul
- 1 Halblech
- 2 Gewindeschrauben (Kreuzschlitz)
- 2 Unterlegscheiben (Federn)
- 1 Luftleitscheibe
- 3 Rändelschrauben

- 1 Unterteil Haube
- 1 Oberteil Haube

→ Halblech mit den 2 mitgelieferten Gewindeschrauben und Federringen an der Unterseite des Heizmoduls montieren.

→ Das Heizmodul rechts neben das Schüttelgerät stellen.


→ Das Schüttelgerät mit den Gummifüßen in die Positionsbohrungen des Halblechs stellen.

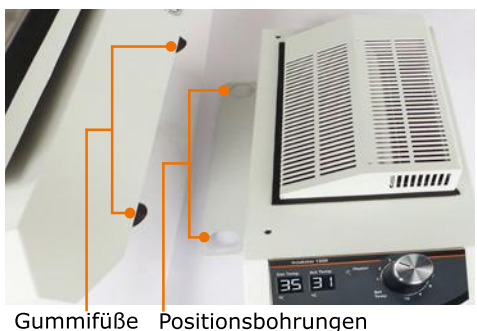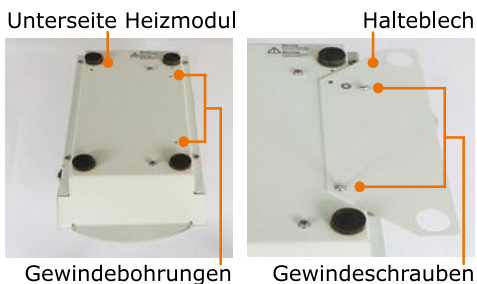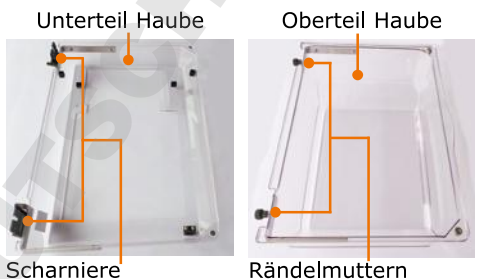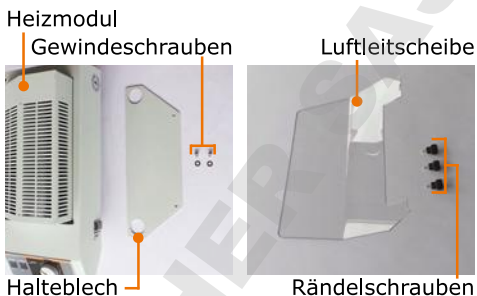




## Montage

- Das Unterteil der Haube auf das Schüttelgerät und das Heizmodul setzen.

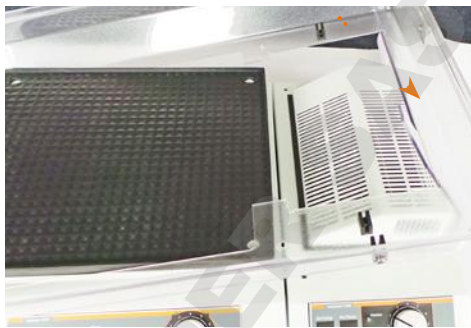

- Das Unterteil mit 2 der mitgelieferten Rändelschrauben am Heizmodul befestigen.

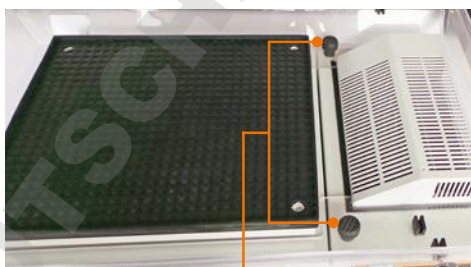

Rändelschrauben

- Die 3. Rändelschraube durch den linken Haltezapfen des Unterteils in die Gewindebohrung auf der linken Seite des Schüttelgerätes eindrehen und festziehen.




Rändelschrauben Haltezapfen

- Die Scharniere in eine waagrechte Position bringen.
- Die Rändelmutter vom Gewindebolzen der Haube lösen.
- Das Oberteil der Haube auf das montierte Unterteil setzen.
- Beim Aufsetzen des Oberteils die Gewindebolzen in die Aussparung der Scharniere vom Unterteil positionieren.
- Rändelschraube festziehen.

Scharnier Unterteil Haube Gewindebolzen am Oberteil Haube



Aussparung

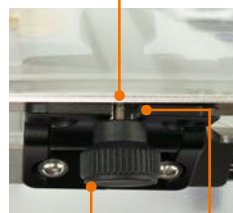


Aussparung Rändelschraube

Rändelschraube



## Montage

- Haube öffnen und die Luftleitscheibe mit der Krümmung zum Schüttelgerät in die 4 Aufnahmeschlitze am Unterteil der Haube stecken.
- ✓ Die Luftleitscheibe sorgt für die richtige Luftführung und optimale Temperaturverteilung in der Haube.
- ✓ Im geschlossenen Zustand halten die in der Haube integrierten Magnete die Haube sicher geschlossen.

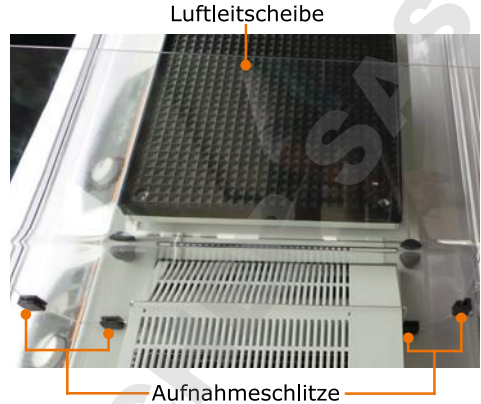

Die Inkubationshaube hat Friktionsscharniere. Dadurch kann die Haube beliebig weit geöffnet werden und hält die Position bei jedem beliebigen Öffnungswinkel. Systembedingt ist ein mäßiger Kraftaufwand notwendig, um die Haube zu öffnen oder zu schließen. Zum Reinigen kann die Haube abgenommen werden. Dazu die Rändelschrauben lösen und die Haube abnehmen.



## ➤ Abbau, Transport und Lagerung

### Abbau



#### **Verletzungsgefahr!**

Solange das Gerät ans Netz angeschlossen ist, können Sie sich durch versehentliches Einschalten verletzen.

Schalten Sie vor dem Geräteabbau das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät auf keinen Fall wieder an Strom angeschlossen wird.

- ✓ Das Gerät ist ausgeschaltet.
- Entfernen Sie das Netzkabel von der Steckdose.
- Entfernen Sie das Netzkabel vom Gerät.
- Entfernen Sie alle Gefäße.
- Demontieren Sie alle Aufsätze.

### Transport und Lagerung

- Lagern und transportieren Sie das Gerät und seine Teile nur, wenn sie geleert, gesäubert und bis auf das Basisgerät zerlegt sind.
- Um das Gerät zu heben, tragen Sie Schutzhandschuhe und greifen Sie unter das Gerät.
- Lagern und transportieren Sie das Gerät und seine Teile in der Originalverpackung oder in einem anderen geeigneten Behälter, um Schäden zu verhindern.
- Verschließen Sie die Verpackung sorgfältig gegen unbefugtes oder versehentliches Öffnen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und frostfreien Ort auf.



Unsachgemäße Handhabung bei Lagerung und Transport kann Schäden am Gerät und an der Mechanik des Gerätes verursachen.

Vermeiden Sie beim Transport des Gerätes Stöße und Erschütterungen.

## ➤ Lieferumfang

Komponente	Varianten	Menge	Bestellnummer
Hei-MIX Inkubator 1000	Inkubationshaube flach	1	549-90040-00
	Inkubationshaube hoch	1	549-90030-00
	Inkubationshaube XL	1	549-90060-00
Heizmodul		1	549-90010-00
Betriebsanleitung englisch / deutsch		1	01-005-004-23
Garantieregistrierung / Unbedenklichkeitserklärung		1	01-006-002-78
EG Konformitätserklärung		1	01-001-025-06
Netzanschlussleitung		1	länderabhängig

## ➤ Zubehör

Komponente	Menge	Bestellnummer
Inkubationshaube, 3 verschiedene Größen	1	siehe oben
Gerätesicherung für 230 V (Gerät benötigt 2 Sicherungen)	1	14-002-015-69
Gerätesicherung für 115 V (Gerät benötigt 2 Sicherungen)	1	14-002-015-48

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Gesamtkatalog oder unter:  
[www.heidolph.de](http://www.heidolph.de)

## ➤ Technische Daten

### Heizmodul Inkubator 1000

Standard Anschlussspannung (V)	230 V/50 Hz oder 115 V/60 Hz
Nennleistung Aufnahme (W)	335
Gerätesicherung	T 2,0 A (230 V) oder T 4,0 A 6,3x32 (115 V)
Heizleistung (W)	300
Schutzklasse (IEC 61140)	1
Schutzart (IEC 60529)	IP 30
Schalldruckpegel (dB(A)) (in Anlehnung an IEC 61010)	< 45
Motor	Spaltpol-Motor
Heizung	Rippenrohrheizkörper
Luftumwälzung	Querstromgebläse
Überhitzungsschutz	ja
Betriebsart	Dauerbetrieb
Temperaturregler	elektronisch
Temperaturbereich 230 V (°C)	5* - 65
Temperaturanzeige	digital
Temperaturgenauigkeit (°C)	± 2 bis 50 °C Heiztemperatur ± 4 ab 50 °C Heiztemperatur
Abmessungen (B x H x T) (mm)	170 x 140 x 375
Gewicht (kg)	5,2

Haube 2-teilig (PETG)	flach	hoch	XL
Abmessungen (B x H x T) (mm)	570 x 163 x 390	570 x 267 x 390	570 x 428 x 390
Luftvolumen (dm <sup>3</sup> )	28	45	77

\* Die niedrigste erreichbare Temperatur liegt immer ca 5 °C über der Umgebungstemperatur.



## › Kontakt / Technischer Service

### Fragen und Reparaturen

Haben Sie nach dem Lesen der Betriebsanleitung noch Fragen zu Installation, Betrieb oder Wartung, wenden Sie sich bitte an die im folgenden genannte Adresse.

Bei Reparaturen wenden Sie sich bitte vorab telefonisch an Heidolph Instruments direkt oder an Ihren autorisierten Heidolph Instruments Händler.



### Warnung Vergiftungsgefahr

Kontaminierte Geräte können zu schweren Verletzungen oder zum Tod unserer Mitarbeiter führen!

Wenn Geräte zur Reparatur eingesandt werden, die mit gesundheitsschädlichen Arbeitsstoffen in Berührung gekommen sind, dokumentieren Sie unbedingt:

- die genaue Stoffangabe
- Schutzmaßnahmen zum sicheren Umgang für unser Annahme- und Wartungspersonal
- Kennzeichnung der Verpackung gemäß der Gefahrstoffverordnung

Am Ende dieser Betriebsanleitung befindet sich eine Unbedenklichkeitserklärung.

→ Bevor Sie ein Gerät zur Reparatur einsenden, füllen Sie eine Kopie dieser Unbedenklichkeitserklärung aus und senden Sie uns diese vorab zu.

### Unsere Kontaktdaten Deutschland, Österreich, Schweiz



Bitte senden Sie Geräte ausschließlich nach vorheriger Rücksprache an diese Anschrift:

#### Heidolph Instruments GmbH & Co. KG

Technischer Service  
Walpersdorfer Str. 12  
D-91126 Schwabach / Deutschland

Tel.: +49 – 9122 - 9920-74

Fax: +49 – 9122 - 9920-84

E-Mail: [service@heidolph.de](mailto:service@heidolph.de)

#### Lokale Händler

Sie finden die Kontaktdaten Ihres lokalen Heidolph Händlers unter [www.heidolph.de](http://www.heidolph.de)



## ➤ Garantieerklärung



Heidolph Instruments gewährt Ihnen auf die hier beschriebenen Produkte (ausgenommen Glas- und Verschleißteile) eine Garantie von drei Jahren, wenn Sie sich mit beiliegender Garantiekarte oder per Internet registrieren ([www.heidolph.com](http://www.heidolph.com)). Die Garantie beginnt mit der Registrierung. Ohne Registrierung hat die Seriennummer des Gerätes Gültigkeit.

Diese Garantie umfasst Material- und Herstellungsfehler.

Wenn es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt, wird Ihnen im Rahmen der Garantie das Gerät kostenfrei repariert oder ersetzt.

Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung sowie Transportschäden übernimmt Heidolph Instruments keine Garantie.

→ Bitte informieren Sie Heidolph Instruments, wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen möchten.





## ➤ Unbedenklichkeitserklärung

→ Unbedenklichkeitserklärung im Reparaturfall kopieren, ausfüllen und an Heidolph Instruments senden.

### 1. Angaben zum Gerät

Artikelnummer \_\_\_\_\_  
Seriennummer \_\_\_\_\_  
Einsende-Grund \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 2. Wurde das Gerät gereinigt, ggf. dekontaminiert/desinfiziert?

Ja \_\_\_\_\_ Nein \_\_\_\_\_

### 3. Befindet sich das Gerät in einem Zustand, der keine gesundheitlichen Risiken für das Reparaturpersonal darstellt?

Ja \_\_\_\_\_ Nein \_\_\_\_\_

Wenn nein, mit welchen Substanzen kam das Gerät in Berührung?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 4. Rechtsverbindliche Erklärung

Dem Auftraggeber ist bekannt, dass er gegenüber dem Auftragnehmer für Schäden, die durch unvollständige und nicht korrekte Angaben entstehen, haftet.

Datum

Unterschrift

Firmenstempel

Bitte beachten

Der Absender hat die Ware ordnungsgemäß und dem Transport angemessen zu verpacken.

Angaben zum Einsender

Name, Vorname \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Abteilung, Arbeitskreis \_\_\_\_\_  
Straße \_\_\_\_\_  
PLZ, Stadt \_\_\_\_\_  
Land \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

**DOMINIQUE DUTSCHER SAS**



MADE IN  
GERMANY



01-005-004-23-3, 25.05.2018

© Heidolph Instruments GmbH & Co. KG

This is a translation of the original operating manual. We reserve the right to make any technical modifications without prior notification. This documentation is not subject to revision; the latest version of this documentation can be found on our homepage. The copyright for all texts and images is held by Heidolph Instruments GmbH & Co. KG.

Technische Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Diese Dokumentation unterliegt keinem Änderungsdienst. Neueste Stände dieser Dokumentation finden Sie auf unserer Homepage. Das Urheberrecht für Texte und Bilder liegt bei Heidolph Instruments GmbH & Co. KG.