
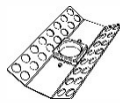


Microcentrifugeuse D1008

Ver.20211211

Liste de colisage

Unité principale ×1, rotor en plastique et adaptateur fourni × 2, manuel d'utilisation simple

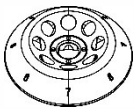

A08-2P A04-PCR8 SA02P2 SA05P2

Instructions d'installation


1. Déballez et placez la centrifugeuse sur une surface solide et plane (paillasse de laboratoire).
2. Assurer un bon environnement de travail et une bonne température ambiante 15°C-25°C.
3. Protégez la centrifugeuse de la lumière directe du soleil ou d'une température supérieure à 30°C.
4. Placez l'appareil à >10 cm des autres objets pour permettre une bonne ventilation & performance.
5. Veuillez garder la centrifugeuse à l'abri de la chaleur, de l'eau (liquide) et des produits chimiques.

Installation du rotor

1. Assurez-vous que la chambre de centrifugation est propre et sèche.



2. Assurez-vous qu'il n'y a aucun signe de corrosion, de fissure ou de dommage sur le rotor.
3. Placez le rotor en position sur la base du rotor (D1008) ou l'arbre du moteur (D1008E).
4. Appuyez sur le rotor vers l'intérieur de l'arbre du moteur pour le fixer fermement.
5. Veuillez utiliser vos deux mains pour charger le rotor.

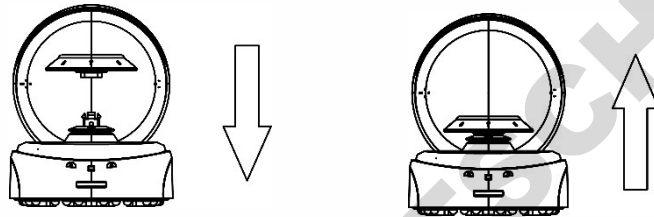

Installation du rotor

1. Mettez l'appareil sous tension situé à l'arrière de l'appareil.
2. Ouvrez le couvercle et chargez les tubes de centrifugation symétriquement sur le rotor.
3. Fermez le couvercle de la centrifugeuse pour démarrer le processus de centrifugation.
4. Mettez l'alimentation sur « OFF » ou ouvrez le couvercle et le rotor s'arrêtera progressivement.
5. Ouvrez le couvercle et prélevez les échantillons.