



## MODE D'EMPLOI

Référence 531003

MICROCENTRIFUGEUSE 8 x 1,5/2 ml



*Pour des centrifugations courtes et pour la microfiltration.*

- Commutateur on/off
- Couvercle longue durée


|                      |   |
|----------------------|---|
| Capacité maximale    | 8 microtubes 1,5/2 ml<br>ou 4 barettes de<br>8 microtubes de 0,2 ml |
| Nombres de rotors    | 2 rotors inclus   |
| Vitesse (rpm)        | 6500  |
| Accélération RCF (g) | 2000  |
| Dim. l x L x h (mm)  | 145 x 160 x 132   |
| Poids (kg)           | 1,12  |

## **INSTRUCTIONS**

### Remplacement et installation du rotor :

Quand la machine est livrée, la tige et le rotor sont fixés sur la tige du moteur.

En cas de désinstallation du rotor, il faut tenir le coté extérieur du rotor par la main et appuyer puis presser les clamps avec les deux pouces.

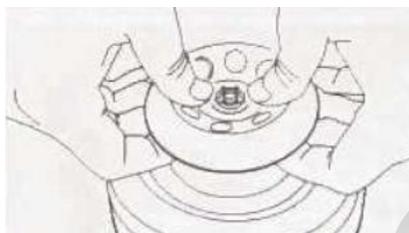

Pour réinstaller le rotor, aligner le trou ovale avec le clamp et pousser, nous entendons un clic quand le rotor est enclenché.

### **ADAPTATEUR ET PRISE ELECTRIQUE**

Connecter l'adaptateur avec son cordon dans la fiche arrière de la machine et appuyer sur le bouton on à l'arrière de la machine.

### **PREPARATION A LA CENTRIFUGATION**

Ouvrir le couvercle et charger les tubes de manière équilibrée.


Appuyer sur le bouton ON de la machine.

Le rotor ne démarre pas tant que le couvercle est ouvert, lorsque le couvercle est fermé, le rotor démarre automatiquement

Quand le rotor est ouvert, la vitesse du rotor décroît jusqu'à zéro.

Il n'est pas nécessaire de mettre le bouton de connexion sur OFF si vous redémarrez une centrifugation de suite

## PLACEMENT DES TUBES DANS LE ROTOR

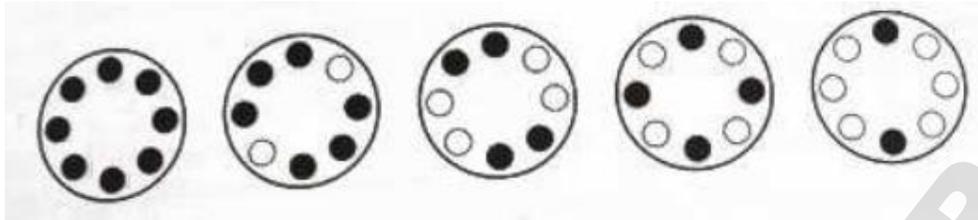

## PLACEMENT DES BARETTES DANS LE ROTOR

Placer les barrettes de manière symétrique.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

L'appareil n'est pas adapté aux échantillons infectieux et risquant de générer des aérosols.

Ne jamais centrifuger de matière explosive ou inflammable.

Ne pas remplir les tubes à plus de 70 % de leur capacité totale.

Toujours utiliser des bouchons sur les tubes

Ne pas toucher le bouton de commutation avec les mains mouillées.

Ne pas utiliser de rotor endommagé ou déformé.

Vérifier que le rotor soit bien équilibré avec sa charge.

Ne pas ouvrir le couvercle avant que le rotor ne soit arrêté.




Ne pas utiliser de fusibles autres que ceux spécifiés.

Ne pas toucher le cordon ou la prise électrique avec les mains mouillées.

Débrancher la microcentrifugeuse lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Ne pas utiliser d'accessoires autres que ceux spécifiés par le fabricant.

Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.

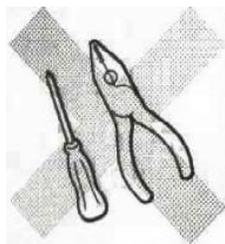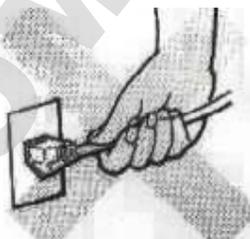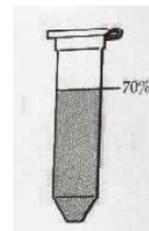

## **MAINTENANCE**

Si l'appareil est contaminé par des composés pathogènes, toxiques ou radioactifs, l'utilisateur doit le décontaminer en se référant au

« WHO LABORATORY BIOSAFETY MANUAL, 2<sup>nd</sup> revised edition »

Si vous souhaitez retourner l'appareil, contacter le distributeur avant envoi.

Dans certains cas, un certificat de nettoyage et de décontamination sera demandé.

Vérifier et nettoyer la microcentrifugeuse régulièrement dès que des éclaboussures sont présentes, cela afin d'éviter des endommagements précoces.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS