

FICHE TECHNIQUE

Référence	670959
Désignation	Kit de nettoyage



Description :

Ce kit de nettoyage contient :

- ✓ Du liquide détergent
- ✓ Cinq bâtonnets en coton
- ✓ Un chiffon anti-statique 18x15 cm
- ✓ 2 Smart Wipes

Nettoyage du microscope :

Il est conseillé de garder le microscope dans un environnement sec et protégé. Un microscope restera en bon état, même après de nombreuses années de travaux journaliers si celui-ci est protégé de la poussière et nettoyé fréquemment. Pour l'éventuel nettoyage d'un microscope il faudra utiliser des matériaux et produits non abrasifs. Normalement, le microscope doit être nettoyé à la fin de chaque tournée d'utilisation. Le nettoyage journalier consiste à éliminer la poussière accumulée sur les lentilles durant la journée, et la saleté des lentilles extérieures des oculaires due au contact occasionnel des paupières ou des cils.

Pour réaliser ce type de nettoyage il suffit d'éliminer la poussière avec un pinceau à air ou bien avec de l'air comprimé. Pour éliminer de la graisse ou des tâches, n'utilisez aucun dissolvant, surtout ceux à base de dérivé de pétrole. Dans ce cas-là, diluez de l'alcool avec un peu d'eau et utilisez un chiffon en coton.

Unité de vente :

1 Kit