

TABLET PC

INSTRUCTION MANUAL

Model
TB-3W
TB-5W

Version: 2
Issued: 19, 02, 2015



TABLET PC – CONNECTION TO PHOTO PORT

Your Tablet's been set with the Rotation function disabled: this prevents any flipping of the Live View in order to get a continuous and as large as possible view of your slide also when the Tablet is removed from the holder. To enable this function again is very easy: you can activate the Rotation by swiping the screen on his bottom right side and selecting Settings+Screen. Anyway, it's not suggested to activate the function when the camera is in Live View mode as it may give troubles when the camera runs at high resolutions.

1. SCREW THE ADAPTOR TO THE C-MOUNT THREAD OF THE CAMERA

2. PLACE THE MOUNTED ADAPTOR INTO THE PHOTO PORT AND LOCK THE SCREW



CAMERA

ADAPTOR

LOCKING SCREW



TABLET PC

MANUALE D'ISTRUZIONI

Modello
TB-3W
TB-5W

Versione: 2

Emesso il: 19, 02, 2015



TABLET PC – COLLEGAMENTO A TERZA USCITA

Questo Tablet è stato impostato con la rotazione dello schermo disattivata: questo evita la rotazione del video della telecamera e quindi ne permette una visualizzazione a tutto schermo continua anche durante la rimozione del Tablet dalla staffa. Per attivare la rotazione basta semplicemente strisciare verso destra nella parte bassa dello schermo e selezionare Settings + Screen. Questo non è comunque consigliato con la telecamera collegata in modalità Live in quanto potrebbe creare disturbi alla visualizzazione del Live stesso a risoluzioni elevate.

1. AVVITARE L'ADATTATORE SULLA FILETTATURA DELLA TELECAMERA

2. COLLOCARE L'ADATTATORE NELLA TERZA USCITA FOTO/VIDEO E STRINGERE LA VITE DI FISSAGGIO



CAMERA

ADATTATORE

VITE DI FISSAGGIO



TABLET PC

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo
TB-3W
TB-5W

Versión: 2
Publicado: 19, 02, 2015



TABLET PC – CONEXIÓN AL TUBO TRINOCULAR

Su "tablet" ha sido configurada con la función de rotación deshabilitada para evitar la rotación durante la función de "liveview": vista en tiempo real, con el fin de conseguir una imagen de la muestra continua y más grande posible, incluso cuando la "tablet" sea retirada del soporte. Para activar de nuevo la función de rotación, deslice la pantalla en su parte inferior derecha y seleccione configuración + pantalla. De todos modos, no se recomienda activar la función de rotación cuando trabaje en tiempo real ya que podría dar problemas cuando la cámara trabaje en alta resolución.

1. ENROSCAR EL ADAPTADOR A LA MONTURA ROSCA C DE LA CÁMARA



2. COLOQUE LA CÁMARA CON EL ADAPTADOR AL TUBO TRINOCULAR Y FIJAR CON EL TORNILLO.

CÁMARA
ADAPTADOR
TORNILLO DE FIJACIÓN



TABLET PC

MANUEL D'UTILISATION

Modèle
TB-3W
TB-5W

Version: 2
du: 19, 02, 2015



TABLET PC – CONNEXION AU PORT PHOTO

Cette tablette a été réglée avec la fonction de rotation de l'écran désactivée: cela empêche la rotation du vidéo de la caméra et permet un affichage en plein écran en continu, même pendant l'enlèvement de la tablette du support. Vous pouvez activer la rotation en faisant glisser l'écran sur le côté inférieur droit et en sélectionnant Settings + Screen. De toute façon, il n'est pas recommandé d'activer la rotation avec la caméra connectée en mode live, car il pourrait créer des problèmes à l'affichage du live même à des résolutions élevées.

**1. VISSER L'ADAPTATEUR
DANS LE PAS DE VIS MON-
TURE-C DE LA CAMÉRA**

**2. PLACER L'ADAPTATEUR
DANS LE PORT PHOTO ET
BLOQUER LA VIS**



CAMÉRA

ADAPTATEUR

VIS DE BLOCAGE



TABLET PC

BEDIENUNGSANLEITUNG

Model
TB-3W
TB-5W

Version: 2
Datum: 16, 02, 2015



TABLET PC – VERBINDUNG AN FOTO-PORT

Dieses Tablet wurde mit deaktivierter Drehungsfunktion eingestellt; dies verhindert das Kippen des Live View und ermöglicht eine kontinuierliche Vollbildaufnahme auch während der Entfernung des Tablets von der Halterung. Um diese Funktion wieder zu aktivieren, streichen Sie einfach den Bildschirm am unteren Rand nach rechts und wählen Sie "Settings+Screen" aus. Es wird jedoch nicht empfohlen, die Funktion zu aktivieren, wenn die Kamera im Live View-Modus ist, da es Probleme entstehen könnten, wenn die Kamera bei hohen Auflösungen funktioniert.

1. SCHRAUBEN SIE DEN ADAPTER AN DEN C-MOUNT THREAD DER KAMERA

2. LEGEN SIE DEN MONTIERTEN ADAPTER AN DAS FOTO-PURT UND SCHRAUBEN SIE



KAMERA

ADAPTER

VERSCHLUSSCHRAUBE



TABLET PC

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Model
TB-3W
TB-5W

Versão: 2
Emitido: 16, 02, 2015



TABLET PC – CONEXÃO A SAÍDA TRINOCULAR

A sua Tablet tem sido definida com a função de rotação desativada: isso impede que qualquer inversão/daravoltado do LiveView, afim de obter uma contínua e tão grande quanto possível vista do seu slide também quando o Tablet é removido do seu suporte. Para ativar essa função novamente é muito fácil: você pode ativar a rotação passando no Screen do seu lado inferior direito e selecionando Configurações+Screen. De qualquer forma, não é sugerido para ativar a função quando a câmera está no modo LiveView, pois pode dar problemas quando a câmera é executado em altas resoluções.

1. PARAFUSE O ADAPTADOR DE LA ROSCA C-MOUNT DE LA CÂMARA TABLET PC.



2. COLOQUE EL ADAPTADOR MONTADO EN EM A SAÍDA TRINOCULAR Y BLOQUE O PEQUENHO TORNO.

CAMERA
ADAPTADOR
TORNO DE SEGURIDADE



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

OPTIKA® S.r.l.

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALIA Tel.: +39 035.571.392 - Fax: +39 035.571.435
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

OPTIKA® Spain
spain@optikamicroscopes.com

OPTIKA® USA
usa@optikamicroscopes.com

OPTIKA® China
china@optikamicroscopes.com

OPTIKA® Hungary
hungary@optikamicroscopes.com