

Languettes test semi-quantitatives QUANTOFIX®

Les languettes test QUANTOFIX® permettent des mesures semi-quantitatives. Elles sont conformes aux normes les plus courantes des tests rapides actuels.

Avantages :

Rapidité

La majorité des languettes test QUANTOFIX® permet un test de 10-120 secondes. L'application est très **rapide** pour l'utilisateur final.

Pratique


Tous les tests QUANTOFIX® sont des kits prêts à l'emploi. Ils sont pré-étalonnés et contiennent tous les équipements et réactifs nécessaires. Véritables « laboratoires de poche », ils sont très **faciles à manipuler** par l'utilisateur final.

Précision

Les échelles de couleurs sont ajustées et contrôlées à l'aide de solutions standard certifiées qui sont directement liées aux normes NIST primaires. L'utilisateur est certain d'obtenir des résultats **précis** quel que soit le moment du test.




Comment utiliser les languettes de test QUANTOFIX®

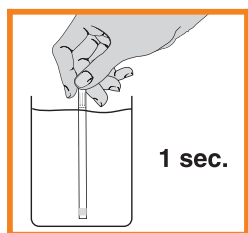

Tremper les languettes test dans l'échantillon jusqu'à la flèche pendant une seconde



La secouer pour enlever l'excès de liquide et la placer sur une surface horizontale.

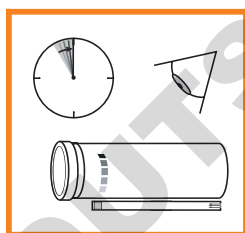

Lire le résultat en comparant la zone de test avec l'échelle de couleurs.

Veiller à stocker les boîtes dans un endroit sec et frais entre 4 et 30 °C. Certains tests nécessitent un stockage dans un endroit frais entre 4 et 8 °C. Pour garantir la longévité des languettes test, refermer le tube immédiatement après avoir prélevé une languette. Le dessiccateur du bouchon protège efficacement les languettes contre l'humidité.

Les languettes peuvent être utilisées en toute sécurité jusqu'à la date imprimée sur la boîte. La durée de conservation initiale des produits QUANTOFIX® est de 2,5 ans après la production.



Art. n°	Désignation	Échelons (mg/l)	Conditionnement
913 14	QUANTOFIX® Acide ascorbique	0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 500 · 1000 · 2000	Boîte de 100 languettes
913 07	QUANTOFIX® Aluminium	0 · 5 · 20 · 50 · 200 · 500	
913 15	QUANTOFIX® Ammonium	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 200 · 400	Boîte de 100 languettes + réactifs
913 32	QUANTOFIX® Arsenic 50	0 · 0.05 · 0.1 · 0.5 · 1 · 1.7 · 3	Boîte de 100 languettes + réactifs
913 34	QUANTOFIX® Arsenic 10	0 · 0.01 · 0.025 · 0.05 · 0.1 · 0.5	Boîte de 100 languettes + réactifs
913 24	QUANTOFIX® Calcium	0 · 10 · 25 · 50 · 100	Boîte de 100 languettes + réactifs
913 17	QUANTOFIX® Chlore	0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100	Boîte de 100 languettes + réactifs
913 21	QUANTOFIX® Chlorure	0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 · ≥ 3000	Boîte de 100 languettes
913 01	QUANTOFIX® Chromate	0 · 3 · 10 · 30 · 100	Boîte de 100 languettes + réactifs
913 03	QUANTOFIX® Cobalt	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000	Boîte de 100 languettes
913 04	QUANTOFIX® Cuivre	0 · 10 · 30 · 100 · 300	Boîte de 100 languettes
913 18	QUANTOFIX® Cyanide	0 · 1 · 3 · 10 · 30	Boîte de 100 languettes + réactifs
913 23	QUANTOFIX® Dureté carbonatée	0 · 3 · 6 · 10 · 15 · 20 °d	Boîte de 100 languettes
913 35	QUANTOFIX® EDTA	0 · 100 · 200 · 300 · 400	Boîte de 100 languettes
913 09	QUANTOFIX® Étain	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500	Boîte de 100 languettes
913 08	QUANTOFIX® Fer 100	0 · 2 · 5 · 10 · 25 · 50 · 100	Boîte de 100 languettes + réactifs
913 02	QUANTOFIX® Fer 1000	0 · 5 · 20 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000	Boîte de 100 languettes + réactifs
913 28	QUANTOFIX® Formaldéhyde	0 · 10 · 20 · 40 · 60 · 100 · 200	Boîte de 100 languettes + réactifs
913 36	QUANTOFIX® LubriCheck	0 · 15 · 50 · 75 · 130 · 200 mmol/l KOH	Boîte de 100 languettes
913 25	QUANTOFIX® Molybdène	0 · 5 · 20 · 50 · 100 · 250	Boîte de 100 languettes + réactifs
913 05	QUANTOFIX® Nickel	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000	Boîte de 100 languettes
913 13	QUANTOFIX® Nitrate / Nitrite	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 pour NO ₃ ⁻ 0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 pour NO ₂ ⁻	Boîte de 100 languettes
913 11	QUANTOFIX® Nitrite convient également pour les lubrifiants de refroidissement	0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80	Boîte de 100 languettes
913 38	QUANTOFIX® Nitrite / pH pour les lubrifiants de refroidisse- ment	0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 NO ₂ ⁻ pH: 6.0 · 6.4 · 6.7 · 7.0 · 7.3 · 7.6 · 7.9 · 8.2 · 8.4 · 8.6 · 8.8 · 9.0 · 9.3 · 9.6	Boîte de 100 languettes
913 22	QUANTOFIX® Nitrite 3000 CE	0 · 0.1 · 0.3 · 0.6 · 1 · 2 · 3 g/l	Boîte de 100 languettes
913 33	QUANTOFIX® Peroxyde 1000	0 · 50 · 150 · 300 · 500 · 800 · 1000	Boîte de 100 languettes
913 12	QUANTOFIX® Peroxyde 100	0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100	Boîte de 100 languettes
913 19	QUANTOFIX® Peroxyde 25	0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25	Boîte de 100 languettes
913 20	QUANTOFIX® Phosphate	0 · 3 · 10 · 25 · 50 · 100 PO ₄ ³⁻	Boîte de 100 languettes + réactifs
913 16	QUANTOFIX® Potassium	0 · 200 · 400 · 700 · 1000 · 1500	Boîte de 100 languettes + réactifs
913 37	QUANTOFIX® Quat Benzalkonium - chloride	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000	Boîte de 100 languettes
913 29	QUANTOFIX® Sulfate	< 200 · > 400 · > 800 · > 1200 · > 1600	Boîte de 100 languettes
913 06	QUANTOFIX® Sulfite	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000	Boîte de 100 languettes
913 10	QUANTOFIX® Zinc	0 · 2 · 5 · 10 · 25 · 30 · 100	Boîte de 100 languettes + réactifs
913 26	QUANTOFIX® Multi test pour aquariophiles	Dureté totale : 0 · 5 · 10 · 15 · 20 · 25 °d Dureté carbonatée : 0 · 3 · 6 · 10 · 15 · 20 °d pH: 6.4 · 6.8 · 7.2 · 7.6 · 8.0 · 8.4	Boîte de 100 languettes
913 27			Boîte de 25 languettes

CE: CE-marked according to the IvD-directive 98/79/EC