

DURETE TOTALE, flacon unique
Gamme : 1 à 60°F – Précision : 1 goutte = 1°F

Matériel et réactifs

Tube gradué 30 ml	14TP00
-------------------	--------

1 x Réactif TH unique	20 ml	OR/RD1908
-----------------------	-------	-----------

Mode opératoire

- Rincer le tube.
- Le remplir avec de l'eau à analyser jusqu'au trait 20 ml.
- Verser goutte à goutte le réactif TH unique jusqu'au virage du rouge vineux au bleu franc, en passant par le violet ; agiter doucement le tube entre chaque addition.

Titre Hydrotimétrique Total ou Dureté Totale (TH) en °F = nombre de gouttes versées.

Remarque : cette méthode est à utiliser sur les eaux de réseaux.



90 rue du Professeur Paul Milliez – 94506 Champigny-sur-Marne
Tel : +33 1 55 09 10 10
Email : info@aqualabo.fr
Site internet : www.aqualabo.fr