

Méthode RambaQUICK™ Salmonella



+



Bouillon d'enrichissement
RambaQUICK™ Salmonella

CHROMagar™ Salmonella Plus


Pour la détection rapide des espèces de *Salmonella*
incluant *S. typhi*, *S. paratyphi* and
Salmonella lactose positive

● Méthode RambaQUICK™ Salmonella

www.CHROMagar.com



Enrichissement en bouillon
RambaQUICK™ Salmonella

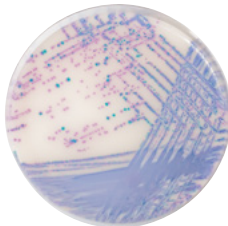

Milieu de culture
CHROMagar™ Salmonella Plus

Pour la détection rapide des espèces de Salmonelles, y compris *S. typhi*, *S. paratyphi* et *Salmonella* lactose positive dans les échantillons d'aliments

Contexte

D'après le rapport du CDC sur les tendances des maladies d'origine alimentaire, 1996-2010: « Le rapport de cette année (publié dans le rapport hebdomadaire du CDC sur la morbidité et la mortalité) résume les données de 2010 de FoodNet et fournit la meilleure mesure des tendances des maladies d'origine alimentaire de 1996 à 2010. Il confirme que l'infection par *Salmonella* n'a pas diminué en 15 ans, ... »
L'une des recommandations du rapport visant à réduire le nombre d'infections par *Salmonella* est la suivante: « Améliorer les tests de laboratoire et la déclaration des maladies pour identifier plus rapidement les épidémies et leurs causes. »

Méthode RambaQUICK™ Salmonella : Rapide et Simple !

La méthode RambaQUICK™ Salmonella a été conçue dans le but de simplifier la procédure de test tout en maintenant un niveau élevé de sensibilité dans une méthodologie de culture conventionnelle.

Méthode RambaQUICK™ Salmonella

VS Méthode ISO standard ISO 6579

1 DEUX EN UN

ÉTAPE D'ENRICHISSEMENT

Le bouillon sélectif RambaQUICK™ est une combinaison des meilleures fonctions de chacun des deux enrichissements conventionnels, les bouillons RVS et MKTn. Après la phase de revivification chez BPW, la salmonelle se développe de façon exponentielle dans le bouillon optimisé RambaQUICK™ Salmonella, qui offre non seulement un environnement hautement nutritif, mais inhibe également la croissance de la flore annexée.

2 MÉTHODE RAPIDE

- négatif en 2 jours.
- positif en 3 jours.

3 SIMPLE



- un enrichissement sélectif.
- un milieu de culture.

CONFORME À LA NORME

4 ISO 6579

en détectant des salmonelles positives en lactose de couleur intense sur CHROMagar™ Salmonella Plus.

- *Salmonella* incluant *S. typhi*, *S. paratyphi* A et *Salmonella* positive au lactose → Mauve

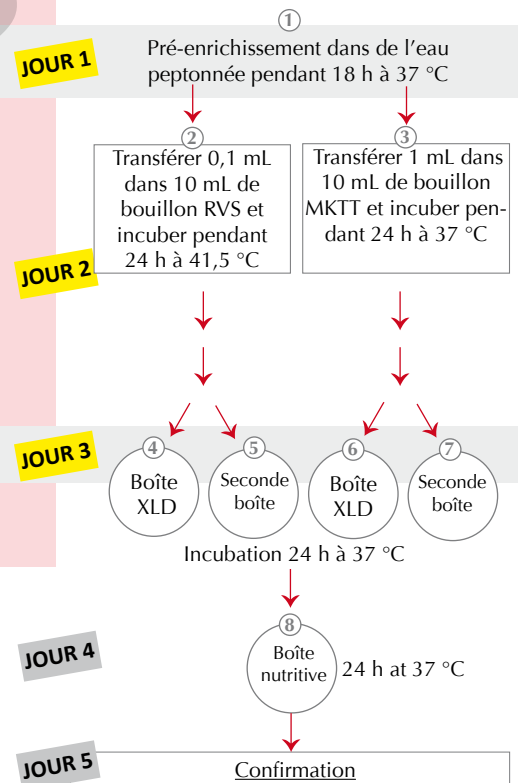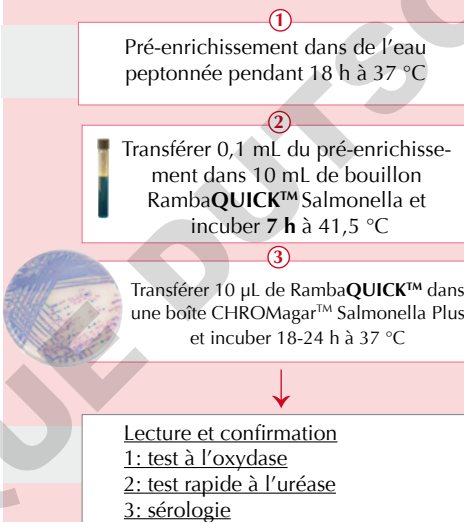

Jusqu'à 11 jours pour des échantillons positifs

Description de la méthode

RambaQUICKTM Bouillon d'enrichissement en poudre 	Total 34,2 g/L Sels 8,6 Peptone 4,5 Mix sélectif 21,1 Poudre Stockage à 15/30 °C - pH : 5,6 +/- 0,2 Durée de conservation : 2 ans
CHROMagarTM Salmonella Plus Milieu de culture en poudre	Poudre : Total 32,8 g/L Agar 15,0 Peptone et extrait de levure ... 8,0 Sels 8,5 Mix chromogénique 1,3 Stockage à 15/30 °C pH : 7,5 ± 0,2 Durée de conservation : ... 3 ans Suppléments 1^{er} : Forme liquide 6,0 Stockage à 15/30 °C Durée de conservation : 5 ans Pour obtenir un fond blanc opaque : 2^{ème} : Supplément White Opaque (Poudre) : 1,0 Stockage à 15/30 °C Durée de conservation : 3 ans

Publications scientifiques sur ce produit : disponibles sur www.CHROMagar.com

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation (notices) disponibles sur www.CHROMagar.com

Référence pour commander

Veuillez utiliser ces références produits lorsque vous contactez votre distributeur local :

Bouillon d'enrichissement RambaQUICK™ Salmonella en poudre de 1 000 mL (100 tests de 10 mL): SQ001

Milieu de culture CHROMagar™ Salmonella Plus en poudre de 5 000 mL (250 boîtes de 20 mL): SA162

Méthode RambaQUICK™ Salmonella

pour préparer 5000 mL de milieu (250 tests) : 3 packs de SQ001 + 1 pack de SA162

Fabricant : CHROMagar, 29 avenue George

Sand, 93210 La Plaine Saint-Denis - France

Email : CHROMagar@CHROMagar.com

Site web : www.CHROMagar.com

Trouvez votre distributeur le plus proche sur

www.CHROMagar.com/contact