

## **DURETE TOTALE, flacon unique**

**Gamme : 1 à 60°F – Précision : 1 goutte = 1°F**

### Matériel et réactifs

Tube gradué 30 ml	14TP00
-------------------	--------

1 x Réactif TH unique	60 ml / 125 ml	14RT07/ 14RT08
-----------------------	-------------------	-------------------

### Mode opératoire

- Rincer le tube.
- Le remplir avec de l'eau à analyser jusqu'au trait 12,5 ml.
- Verser goutte à goutte le réactif TH unique jusqu'au virage du rouge vineux au bleu franc, en passant par le violet ; agiter doucement le tube entre chaque addition.

**Titre Hydrotimétrique Total ou Dureté Totale (TH) en °F = nombre de gouttes versées.**

*Remarque* : cette méthode est à utiliser sur les eaux de réseaux.