



RIEMPIMENTO DEI COPRI SCARPA



Punto 1 : Aprire un pacchetto di copri scarpe nuovo e sistemare i ganci nel binario in un angolo del distributore

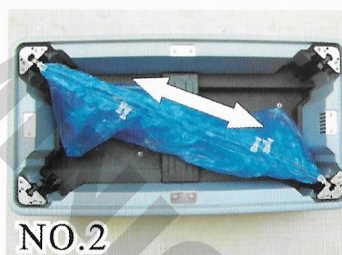

Punto 2 : tirare il pacchetto e sistemare i ganci nell'angolo opposto al primo. Rifare la stessa operazione per gli altri 2 angoli

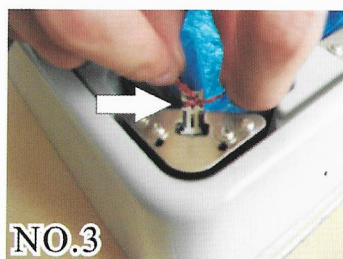


Punto 3 : togliere gli attacchi metallici ai 4 lati per liberare i ganci



Punto 4 : Prima di procedere alla stessa operazione per il secondo pacchetto, esercitare una pressione sui ganci verso la base per facilitare l'inserimento del pacchetto seguente




Punto 5 : Sistemare il posizionamento dei pacchetti dei copri scarpe sul fondo del distributore.

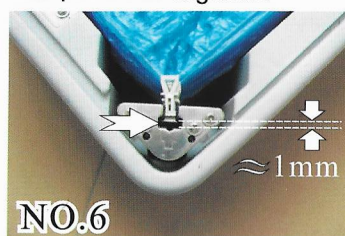

Punto 6 : Verificare che i copri scarpe siano ben tesi e che i ganci siano correttamente posizionati nel binario.

MODO D' UTILIZZO DEL DISTRIBUTORE

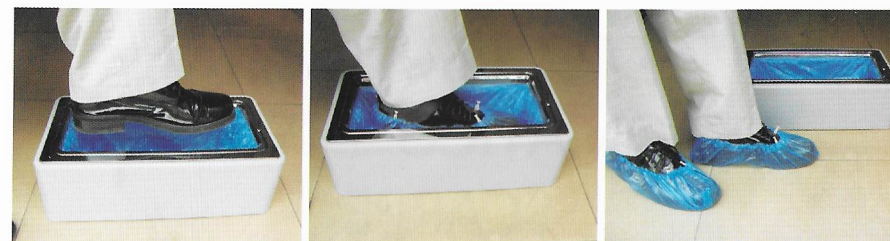

Punto 1 :
Sistemare il piede nel distributore

Punto 2 :
Esercitare una pressione verticale con il piede

Punto 3 :
Estraendo il piede dal distributore il copri scarpe sarà posizionato

CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI

1. L'UTILIZZO DEL DISTRIBUTORE NON PRESENTA ALCUN RISCHIO
2. Accertarsi che i ganci siano correttamente posizionati per evitarne il bloccaggio
3. Non dimenticarsi di togliere i fermi metallici ai 4 lati prima d'inserire un nuovo pacchetto
4. Capacità massima : 5 pacchetti da 10 copriscarpe cioè in totale 50 pezzi
5. La pressione del piede deve essere effettuata verticalmente al centro del distributore
6. Dopo alcuni mesi d'utilizzo lubrificare i binari al fine di mantenere un perfetto funzionamento
7. In caso di problemi contattare il vostro rivenditore