


Désignation

- Microfast CC pour recherche coliforme
- Référence : 860601

Unité de vente : 25

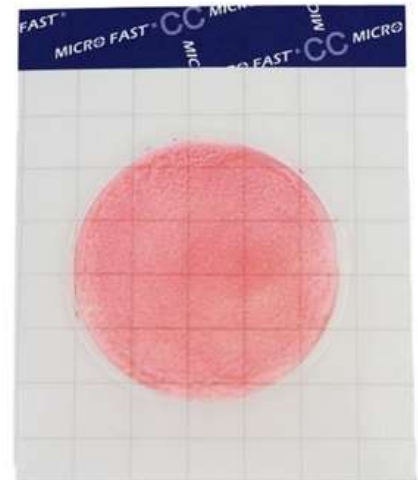

Description

- Micro Fast™ Coliform Count Plate (CC) est un système de milieu de culture prêt à l'emploi. Il utilise des technologies innovantes telles que des systèmes de diffusion rapide et de coloration microbienne de nouvelle génération pour obtenir une prolifération et une interprétation rapides des colonies, améliorant considérablement l'efficacité de la détection en laboratoire.
- La plaque contient un milieu préfabriqué, un gel d'eau froide et un indicateur (chlorure de triphényltétrazolium).
- Utilisation : détermination des bactéries coliformes dans divers aliments et matières premières alimentaires et environnements de production. Détermination des coliformes résistants à la chaleur dans les matériaux alimentaires et les environnements de production.
- Stockage : La durée de conservation de la plaque de comptage est de 18 mois. Utiliser dans la durée de conservation. Le numéro de lot se trouve sur la pochette.
- Les composants des plaques de comptage sont stérilisés. Les plaques de numération non ouvertes doivent être conservées entre 2 et 8 °C. Laisser à température ambiante avant utilisation.
- Après ouverture, collez la pochette avec du ruban adhésif ou scellez-la avec un clip d'étanchéité, rangez-la dans l'obscurité, à la pièce ou ambiante température 15°-25°C, et l'utiliser dans un délai d'un mois.
- Lors du transport ou du stockage à court terme, stocker la plaque de comptage à température ambiante.

