

## MODE D'EMPLOI DOUCHES PORTATIVES AUTONOMES DPA 6 & DPA 9

### UTILISATION :



1. RETIREZ LA GOUPILLE DE SECURITE (Rouge)
2. APPUYEZ SUR LE LEVIER DE COMMANDE (Bleu)
3. PRESSEZ A GACHETTE DE PULVERISATION (Grise)

### MAINTENANCE :




#### REPLISSAGE :

POUR CE FAIRE DEVISSER LES TROIS ECROUS DE COULEUR LAITON A L'AIDE D'UNE CLEF DE 13 ET RETIRER LE BLOC DE MISE SOUS-PRESSION.

REEMPLIR LE RESERVOIR D'EAU MINERALE UNIQUEMENT.

REMETTRE EN PLACE LE BLOC DE MISE SOUS-PRESSION ET REVISSER.

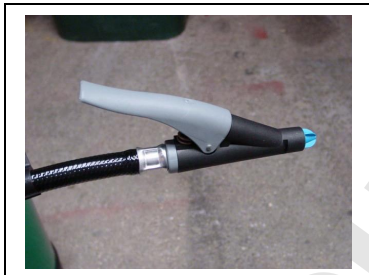

#### CHANGEMENT DE LA CARTOUCHE DE CO2 :

VERIFIER QUE LE LEVIER DE COMMANDE EST BIEN BLOQUER PAR LA GOUPILLE DE SECURITE.

DEVISSER LES TROIS ECROUS DE COULEUR LAITON A L'AIDE D'UNE CLEF DE 13 ET RETIRER LE BLOC DE MISE SOUS-PRESSION.

DEVISSER COMPLETEMENT L'ANCIENNE CARTOUCHE DE CO2 AFIN DE L'ENLEVER PUIS METTEZ EN PLACE LA CARTOUCHE NEUVE, VISSEZ JUSQU'A BOUT.

REMETTRE EN PLACE LE BLOC DE MISE SOUS-PRESSION ET REVISSER.

#### ATTENTION :

AVANT D'ENLEVER LES VIS, PRENEZ SOIN DE VERIFIER QUE LA DOUCHETTE N'EST PAS SOUS-PRESSION.

SI CELLE-CI EST SOUS PRESSION, PRESSEZ LA GACHETTE DE PULVERISATION JUSQU'A L'EVACUATION COMPLETE DU CO2.

**VERIFICATION :**



LA CARTOUCHE DE GAZ DOIT ETRE CONTROLEE TOUS LES ANS AFIN DE VOUS ASSURER QU'ELLE NE PRESENTE PAS DE TRACES D'OXYDATION POUVANT LA RENDRE DANGEREUSE OU FUYARDE ET QUE SA CHARGE DE CO2 SE TROUVE DANS LES LIMITES INDIQUEES.

IL EST RECOMMANDE QUE CE CONTROLE SOIT EFFECTUE PAR UN EXPERT DE LA DRIRE.

**ATTENTION :**

REPLACER L'EAU MINERALE TOUS LES SIX.

LA CARTOUCHE DE CO2 EST A CHANGER APRES CHAQUE UTILISATION.

DOMINIQUE DUTSCHHEIM SAS