

Nouveau : une capacité
de 3 litres !



Performance et fiabilité

Packs centrifugeuses de 3 litres
et les adaptateurs pour tubes à fond rond

La référence en utilisation ergonomique

Un des objectifs d'Eppendorf lors du développement des produits est de toujours vous offrir plus. Plus de qualité, plus d'innovation. Eppendorf vous présente la dernière génération de rotor ainsi que les nouveaux packs centrifugeuses.

Découvrez les nouvelles possibilités tant en matière d'utilisation que de performance.

La solution ergonomique pour votre laboratoire

Lors de la conception de nos centrifugeuses, nous tenons compte de votre confort de travail. Les centrifugeuses 5810/5810 R fonctionnent avec un niveau de bruit réduit ; la fermeture du couvercle se fait en douceur, sans efforts,

et la hauteur d'accès à la cuve est la plus basse possible. Dans les modèles réfrigérés, des fonctionnalités exclusives comme la fonction d'arrêt ECO et la commande dynamique de compresseur permettent une réfrigération optimale tout en réalisant des économies d'énergie.

Le nouveau rotor libre à nacelles cylindriques S-4-104 augmentent la capacité des centrifugeuses 5810/5810 R à 4 x 750 mL. Etant donné leur faible encombrement, les 5810/5810 R sont probablement les centrifugeuses 3 L les plus compactes du marché.



*Tous les produits pourvus du label CE-IVD répondent aux exigences de la directive européenne sur les IVD (98/79/CE).



> Découvrez nos vidéos sur la Centrifuge 5810 R sur notre page web optimisée pour les smartphones et tablettes sur www.eppendorf.fr/centrifugeuses

Nouveau rotor S-4-104 (4 x 750 mL)

- > Une large gamme d'adaptateurs pour différents tubes à fond conique
- > Nacelle cylindrique, au design aérodynamique, permettant d'économiser 36 % d'énergie par rapport au rotor A-4-81 (4 x 500 mL)
- > Capuchons anti-aérosols QuickLock pour la centrifugation en toute sécurité d'échantillons dangereux
- > L'étanchéité aux aérosols est contrôlée par HPA, Porton Down, Royaume-Uni



Couvercles anti-aérosols QuickLock® Eppendorf

- > Manipulation nettement améliorée, opération facile à une ou à deux mains. La poignée permet de transporter la nacelle fermée jusque sous votre PSM où elle peut être ouverte dans un environnement sûr.



Confort d'utilisation / ergonomie



Une hauteur réduite qui facilite l'utilisation

Les centrifugeuses 5810/5810 R bénéficient d'une hauteur d'accès à la cuve particulièrement réduite. Non seulement cela facilite le chargement et le déchargement mais cela met aussi le couvercle de la centrifugeuse à portée de main de tous dans votre laboratoire.



Système « Soft-touch » pour verrouiller le couvercle

Plus besoin d'avoir recours à la force pour fermer le couvercle de la centrifugeuse. Le système « Soft-touch » permet de le verrouiller sans efforts.



Centrifuge 5810

Centrifuge 5810 R

La bête de somme des laboratoires de moyenne et haute capacité : grande polyvalence, haute vitesse et capacité élevée en plaques

Capacité max.	4 x 750 mL / 4 x 4 microplaques
Max. rcf	20 913 x g
Vitesse max.	14 000 tr/min
Réfrigérée	–
Dimensions (L x P x H)	54 x 61 x 35 cm

Packs centrifugeuses pour tubes à fond rond (pour prélèvement de sang)*1

	Capacité max en tubes à fond rond par rotor	Code
Centrifuge 5810, avec rotor S-4-104 et adaptateurs pour tubes à fond rond de diamètre 13/16 mm	92 x 13 mm / 80 x 16 mm	5810 000.629
Centrifuge 5810R, réfrigérée avec rotor S-4-104 et adaptateurs pour tubes à fond rond de diamètre 13/16 mm	92 x 13 mm / 80 x 16 mm	5811 000.827

Accessoires en option

Adaptateurs pour tubes à fond rond de 12 mm x 75 mm*2, pour rotor S-4-104, les 2	108 x 12 mm	5825 747.003
Adaptateurs pour tubes à fond rond de 17,5 mm x 100 mm, pour rotor S-4-104, les 2	80 x 17,5 mm	5825 743.008
Couvercles anti-aérosols, pour nacelles cylindriques de 750 mL, pour rotor S-4-1042, les 2		5820 747.005

*1 Les deux packs centrifugeuses comprennent la centrifugeuse, le rotor et les adaptateurs (deux jeux de 2) pour 13 mm x 75-100 mm et 16 mm x 75-100 mm
*2 Disponibilité attendue au printemps Q1/2014

Sous réserve de modifications techniques. Hors erreurs et omissions.

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf France SAS · 78230 Le Pecq · France
eppendorf@eppendorf.fr · www.eppendorf.fr

www.eppendorf.fr/centrifugeuses