

ProCare

Lab 30 P



Utilisation :

ProCare Lab 30 P est un agent neutralisant acide liquide pour le lavage en machine de verrerie de laboratoire et d'ustensiles de soin de laboratoire dans les laveurs-désinfecteurs Miele Professional (concentré liquide). Il s'utilise pour la neutralisation de résidus alcalins de la principale phase de lavage et/ ou pour le pré-lavage acide lors du lavage en machine de la verrerie de laboratoire.

Principaux domaines d'utilisation :

ProCare Lab 30 P s'utilise dans les laboratoires médico-techniques, biologiques, microbiologiques et chimiques, ainsi que les laboratoires de l'agroalimentaire, cosmétiques, et de l'industrie pharmaceutique, ainsi que dans l'industrie pétrolière et d'autres industries.

Caractéristiques produit :


- Agent neutralisant et de lavage acide
- Sans tensio-actifs
- Elimine le calcaire et d'autres impuretés solubles dans l'acide
- Possède un très bon rinçage

Convient pour :

l'inox, la verrerie de laboratoire, la céramique et les plastiques¹ (PE, PP, PVDF, PTFE)

Ne convient pas pour :

les métaux légers, les métaux non ferreux, les éléments en chrome et en nickel, l'aluminium anodisé

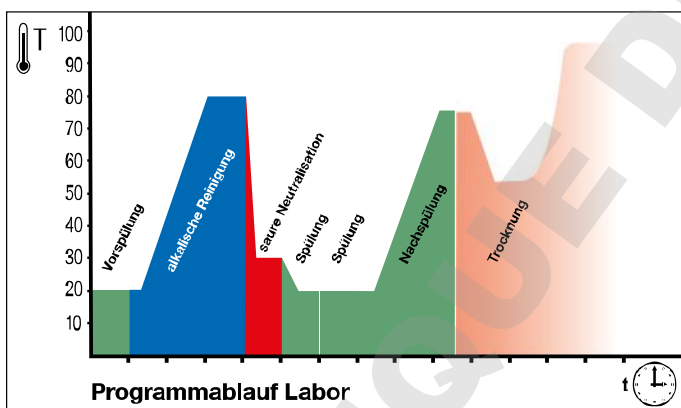

Exemple de cycle du programme laboratoire :

- **Pré-lavage** : eau froide, sans chauffage, sans produits chimiques.
- **Lavage** : eau froide / eau chaude, avec chauffage, avec détergents alcalins.
- **Neutralisation** : eau froide / eau chaude, sans chauffage, avec agent neutralisant acide.
- **Plusieurs rinçages** : eau froide / eau chaude ou eau déminéralisée / eau pure, sans chauffage.
- **Rinçage final** : eau déminéralisée / eau pure, avec chauffage.
- **Séchage**

Utilisation et dosage :

Miele ProCare Lab 30 P est conçu pour les procédures dans les laveurs-désinfecteurs Miele Professional.

- Dosage exact et économique via une pompe doseuse
- Concentration : - les paramètres suivants doivent être respectés lors de l'utilisation de ProCare Lab 30 P :
- Pour la neutralisation : 1 - 2 ml/l
- Pour le pré-lavage/ le lavage acide : 2 - 3 ml/l à 40 - 60 °
- Dosage exact et économique via une pompe doseuse. Pour le dosage, il faut utiliser des doseurs appropriés.
- Température de dosage min ≥ 15 °C, température d'utilisation max. conseillée ≤ 85 °C

Attention !

- La solution ProCare Lab 30 P doit être complètement rincée à l'eau (de préférence à l'eau déminéralisée).
- Lors de l'utilisation de ProCare Lab 30 P pour le pré-lavage ou le lavage, assurez vous de la résistance à l'acide de la charge, de la machine et des conduits d'évacuation. Les conduits en Eternit et en fonte ne sont pas adaptés et nécessitent une neutralisation préalable de la solution d'écoulement.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Avant de changer de produit, rincer le système de dosage avec le flexible d'aspiration, à l'eau.

- Attention ! Veuillez suivre les indications de lavage du fabricant de verrerie de laboratoire.
- Pour éviter toute trace de calcaire, il est recommandé d'utiliser de l'eau déminéralisée lors du rinçage final.
- Respectez les instructions des laveurs-désinfecteurs de Miele Professional.
- Uniquement pour applications professionnelles.

¹les plastiques qui sont appropriés selon les indications du fabricant, au lavage acide, en machine.

ProCare

Lab 30 P

**Caractéristiques techniques :**


- Masse volumétrique (20 °C) : env. 1,5 g/cm³
- Valeur pH (définie en eau déminéralisée à 20 °C) 1 à 3 ml/l : env. 2,2 à 1,9

Composants :

Substances pour détergent conformes à la directive européenne sur les détergents 648/2004 :

- > 30 % de phosphate

Conseils de stockage :

- Température de stockage recommandée : - 15 °C à + 30 °C
- En cas de stockage approprié : utilisable 3 ans
- Utilisable jusqu'en : voir mention sur l'étiquette derrière le symbole 

Consignes de sécurité

Vous trouverez dans les fiches de données de sécurité européennes les informations relatives à la sécurité et à l'environnement. Vous trouverez ces informations sur Internet à l'adresse www.miele-professional.fr.

Eliminer les containers vidés et fermés uniquement. Elimination de résidus de matériaux de remplissage : voir fiche de données de sécurité.

Les indications de cette fiche reposent sur nos connaissances et compétences actuelles. Elles ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de procéder à ses propres tests et contrôles.

Les indications relatives aux caractéristiques des produits sont fournies sans engagement de notre part.

Unité d'emballage et accessoires disponibles

Description	Containers	Numéro matériel
ProCare Lab 30 P	Bidon de 5 l	10266490
ProCare Lab 30 P	Bidon de 12 kg	10266500
Clé de bidon	pour bidon de 5 l et 10 l	9066810

Contact :**Allemagne**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Tél. 0 800 22 44 666
www.miele-professional.de

Luxembourg

Miele S.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
Luxembourg-Gasperich
Tél. +352/497 11-25
infolux@miele.lu

Importateur pour la Suisse

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

France

Miele France SAS
9 avenue Albert Einstein
BP 1000
ZI du Coudray
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex
Tel. +33 (0)1 49 39 44 00
www.miele.fr/professional

**Allemagne**

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de